


自動スタートアップマクロ失敗#999の対処

- ① C:¥Windows内の「chemstation.ini」をNotepadで開きます。

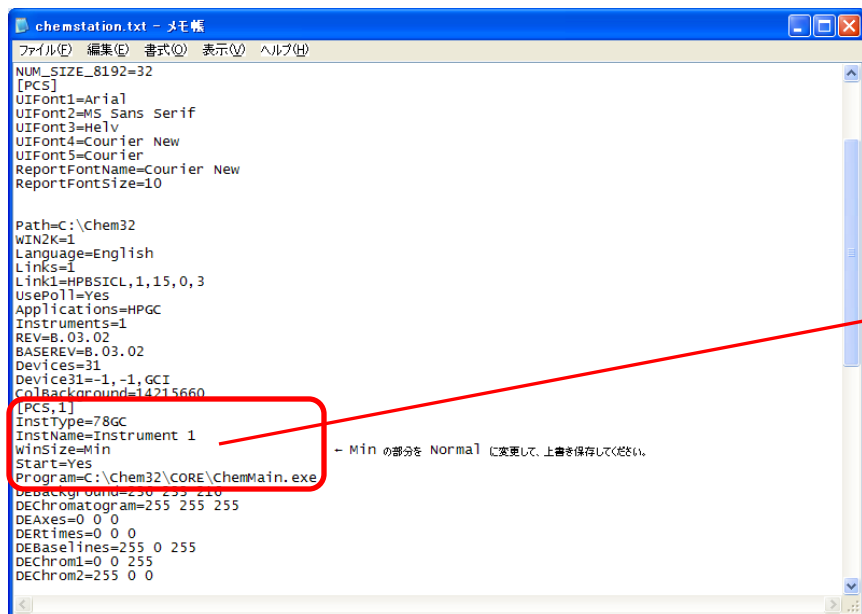

```
chemstation.txt - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
NUM_SIZE_8192=32
[PCS]
UIFont1=Arial
UIFont2=MS Sans Serif
UIFont3=Helv
UIFont4=Courier New
UIFont5=Courier
ReportFontName=Courier New
ReportFontSize=10

Path=C:\Chem32
WIN2K=1
Language=English
Links=1
Link1=HPBSTICL,1,15,0,3
UsePoll=Yes
Applications=HPGC
Instruments=1
REV=B.03.02
BASEREV=B.03.02
Devices=31
Device31=-1,-1,GCI
ColBackground=14215660
[PCS,1]
InstType=78GC
InstName=Instrument 1
WinSize=Min
Start=Yes
Program=C:\Chem32\CORE\ChemMain.exe
Background=230 230 230
DEChromatogram=255 255 255
DEAxes=0 0 0
DETimes=0 0 0
DEBaselines=255 0 255
DEChrom1=0 0 255
DEChrom2=255 0 0
```

```
[PCS,1]
InstType=78GC
InstName=Instrument 1
WinSize=Min
Start=Yes
```

- ② WinSize=MINを WinSize=Normalに書き換えます。

- ③ 本ファイルを上書き保存してから閉じます。

- ④ 再度ChemStationを起動します。