


Q 「F8123 シリンジメカニズム失敗」のメッセージが出る。

A 錆び等が原因で、シリンジドライブモータの軸の動きが悪い。潤滑油を注油し動きを良くしてください。

□の部分錆び等が原因で、動きが悪くなっています。CRC 等の潤滑油を注油して動きを良くします。

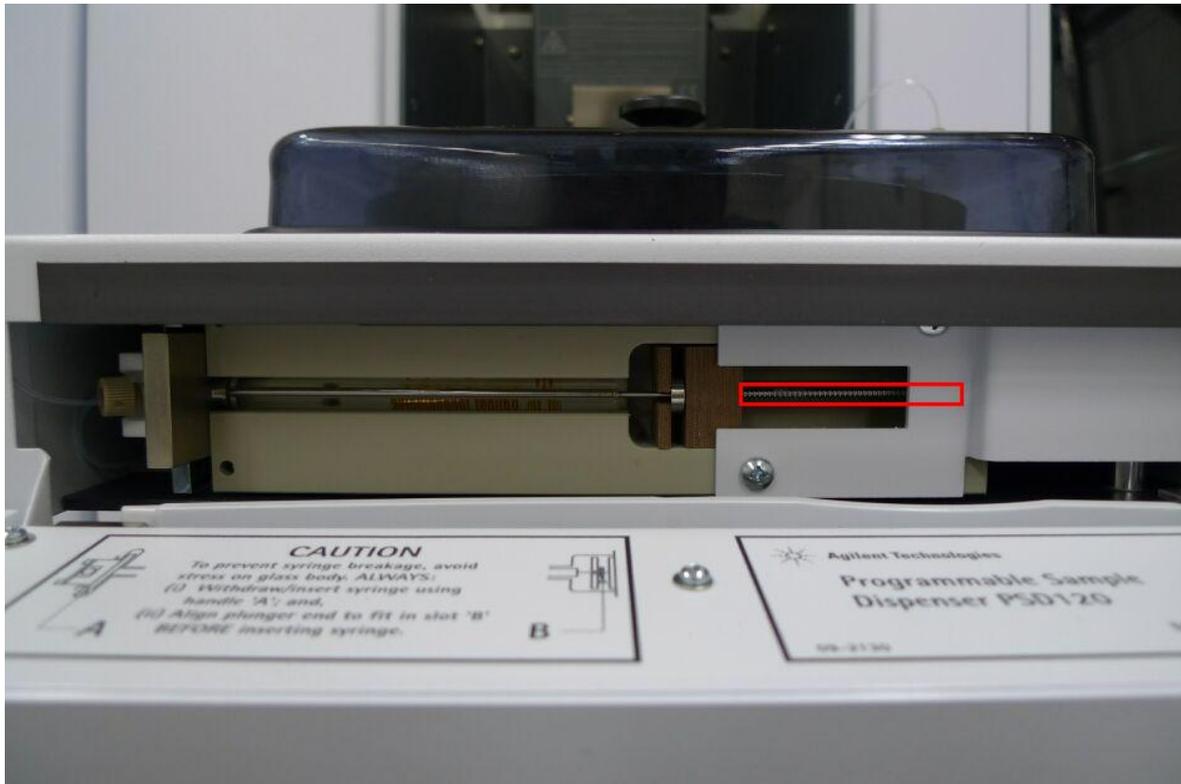

ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

E-mail: email_japan@agilent.com

FAX  0120-565-154

<http://www.agilent.com/chem/jp>