

セレクションガイド

# 分光分析用消耗品





Agilent Technologies



# アジレントのすべてを お客様のもとに

お客様のニーズがどのようなものであっても、Agilent CrossLab は、新しい機会創出を支援します。アジレントは、優れたラボサービス、ソフトウェア、および消耗品を提供することにより、お客様の科学的およびビジネス上の目標実現に向けたサポートを行います。Agilent CrossLab は、重要かつ実行可能な見えない価値を目に見える成果へ導く優秀なエキスパートで構成されたグローバルチームです。

アジレントのソリューションにより、最高の性能、管理の簡素化を実現し、経済的成果、運用上の成果、科学的成果へと導きます。また、包括的なソリューションと革新的な製品を独自に組み合わせ、短期的な成果のみならず、長期的な効果ももたらします。

CrossLab ストーリーでは、お客様を支えるアジレントの具体的な活動をご覧いただけます。

#### 詳細はこちら

www.agilent.com/chem/CrossLabStories

# 大量サンプルの迅速スクリーニングに 対応します。

アジレントは、原子および分子分光分析システムのクラス最高のポートフォリオを提供することで業界をリードしています。アジレントの包括的で信頼性の高いポートフォリオにより、エネルギーと化学、環境、食品安全性と農業、地球化学、材料試験および研究、半導体分析、医薬品、学術研究、ライフサイエンス研究などのさまざまなアプリケーション分野に適した最も強力で最も信頼できるソリューションを提供できます。



Agilent 5110 シリーズ ICP-0ES



- 検出下限を向上させる**原子吸光分析用消耗品**。単元素ランプ、複合ランプに加えて、UltrAA ランプ (高輝度ランプ) も提供しています。
- ・複雑なマトリックスに対して信頼性の高い結果を提供する ICP-OES 消耗品。スプレーチャンバ、ブラケットからネブライザ、トーチ、ペリスタルティックポンプチューブまで、Agilent ICP-OES 消耗品は、食品、水、土壌などのサンプルに含まれる、主元素および微量元素の信頼性の高い測定を支援します。
- ・信頼性の高い微量分析を可能にする ICP-MS 用消耗品は、干渉を低減し、生産性の向上に貢献します。
- 空気で動作する革新的なシステム、Agilent 4210 MP-AES の優れた性能を保持するための MP-AES 用消耗品とアクセサリ。
- ・分光分析用消耗品は、高い性能と、定量分析とスペクトルイメージングのための非破壊分析を可能にします。高品質の UV キュベットから光源ランプ、セルホルダ、リファレンスサンプルなど、アジレントの分光分析用消耗品は、さまざまな固体、液体、有機/無機物の検出、特性解析、テストに役立つように設計されています。



ラボの競争力向上と成功のために、アジレントの消耗品をぜひご活用ください。アジレントは、部品と消耗品のほか、経験豊富なサービスエンジニアのグローバルネットワークによって幅広い点検サービスを提供し、お客様のラボのすべてのシステムが最高の性能を発揮できるようにサポートします。また、充実した技術サポートに加え、出荷日から90日間の保証も提供しています。

# 目次

注目の製品	
アジレント原子分光分析製品シリーズ	1
アジレント分子分光分析製品シリーズ	3
アジレント分光分析用消耗品ポートフォリオ	6
原子吸光分析用消耗品	7
ホローカソードランプ	
元素識別機能付単元素ランプ	9
元素識別機能無ランプ	10
複合元素ランプ	11
高輝度 (元素識別機能付) 単元素ランプ	13
高輝度複合元素ランプ	14
バックグラウンド補正ランプ	15
ACT-80 フレーム用感度増倍管	16
Mark 7 フレーム原子化システム (55B/240/240FS/280FS AA)	17
Mark 7 フレーム原子化システムキット	19
パーナー	
Mark VI フレーム原子化システムキット	23
Mark VI スプレーチャンバ	24
SIPS10/20 消耗品	
VGA77 消耗品	
グラファイトファーネスの部品と消耗品	
グラファイトチューブとプラットフォーム	
グラファイト電極	
グラファイトシュラウド	
グラファイトファーネスツール	33
グラファイトファーネス原子吸光分光光度計用 PSD	
(サンプラ) 消耗品	
ICP-0ES 消耗品	
消耗品キット	
IsoMist 温度制御スプレーチャンバ	
サンプルコンパートメントとスプレーチャンバとブラケット	
ネブライザとアクセサリ	
加湿器アクセサリ	
トーチ	
700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用トーチ	
チューブ	
内標準試料キット	
700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用チューブキット	
低揮発性有機溶媒	
芳香族有機溶媒	
ケトン溶液	60

揮発性有機サンプル	61
アプリケーションキット	62
700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用	
スペアサンプル導入キット	64
高塩濃度サンプル	65
フッ酸サンプル導入システム	66
ケトン系有機溶媒	67
有機溶媒	68
一般的な有機溶媒	
ICP-OES 用 SVS 1 と SVS 2 スイッチングバルブ	
5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 6/7 アドバンスドバルブシステ	
マルチモードサンプル導入システム (MSIS)	77
ICP-MS 用消耗品	79
サンプル導入用消耗品	
加湿器アクセサリ	
PFA 耐フッ酸導入キット消耗品	88
トーチ関連	
インタフェースコーンとイオンレンズ	91
真空システム消耗品	
装置部品と消耗品	
7800/7900/8900 用 ISIS 3	
ガス配管用消耗品	118
MP-AES 用消耗品	
<b>MP-AES 用消耗品</b>	122
<b>MP-AES 用消耗品</b>	122
<b>MP-AES 用消耗品</b> Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品加湿器アクセサリ	122 124 128
MP-AES 用消耗品	122 124 128 129
MP-AES 用消耗品         Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品         加湿器アクセサリ         マルチモードサンプル導入システム (MSIS)         外部ガス制御モジュール (EGCM)         4100 MP-AES 用有機溶媒キット	122 124 128 129
MP-AES 用消耗品	
MP-AES 用消耗品Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品加湿器アクセサリマルチモードサンプル導入システム (MSIS)外部ガス制御モジュール (EGCM)4100 MP-AES 用有機溶媒キット4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 アドバンスドバルブシステムIsoMist 温度制御スプレーチャンバ	
MP-AES 用消耗品         Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品         加湿器アクセサリ         マルチモードサンプル導入システム (MSIS)         外部ガス制御モジュール (EGCM)         4100 MP-AES 用有機溶媒キット         4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 アドバンスドバルブシステム         IsoMist 温度制御スプレーチャンバ	
MP-AES 用消耗品         Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品         加湿器アクセサリ         マルチモードサンプル導入システム (MSIS)         外部ガス制御モジュール (EGCM)         4100 MP-AES 用有機溶媒キット         4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 アドバンスドバルブシステム         IsoMist 温度制御スプレーチャンバ         オートサンプラ消耗品         SPS 4 オートサンプラ消耗品	
MP-AES 用消耗品	
MP-AES 用消耗品         Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品         加湿器アクセサリ         マルチモードサンプル導入システム (MSIS)         外部ガス制御モジュール (EGCM)         4100 MP-AES 用有機溶媒キット         4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 アドバンスドバルブシステム         IsoMist 温度制御スプレーチャンバ         オートサンプラ消耗品         SPS 4 オートサンプラ消耗品         SPS 3 オートサンプラ消耗品         一体型オートサンプラ (I-AS) 用消耗品	
MP-AES 用消耗品         Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品         加湿器アクセサリ         マルチモードサンプル導入システム (MSIS)         外部ガス制御モジュール (EGCM)         4100 MP-AES 用有機溶媒キット         4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 アドバンスドバルブシステム         IsoMist 温度制御スプレーチャンバ         オートサンプラ消耗品         SPS 4 オートサンプラ消耗品         SPS 3 オートサンプラ消耗品         一体型オートサンプラ (I-AS) 用消耗品         ASX-500 シリーズオートサンプラ用部品	
MP-AES 用消耗品         Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品         加湿器アクセサリ         マルチモードサンプル導入システム (MSIS)         外部ガス制御モジュール (EGCM)         4100 MP-AES 用有機溶媒キット         4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 アドバンスドバルブシステム         IsoMist 温度制御スプレーチャンバ         オートサンプラ消耗品         SPS 4 オートサンプラ消耗品         SPS 3 オートサンプラ消耗品         ー体型オートサンプラ消耗品         ASX-500 シリーズオートサンプラ用部品         オートサンプラ用汎用消耗品	
MP-AES 用消耗品	

UV-Vis および UV-Vis-NIR フローセルとキュベット167	紫外線フィルタ、標準試料、試薬	196
Anilant 8453/8454 IIV-Vis お上が Cany シリーブ 歩外 可相分光光度計 167	<b>海淮討料お上が討</b> 薬	197

UV-Vis および UV-Vis-NIR フローセルとキュベット	167
Agilent 8453/8454 UV-Vis および Cary シリーズ紫外可視分光光度計	167
UV-Vis および UV-Vis-NIR フローセルとキュベット	167
セルの形状	168
セル容量	169
マクロセル	
ディスポーザブルポリスチレンセル	174
セミミクロセル	175
サブミクロセル	176
ウルトラミクロセル	176
トレイセル	178
円筒型セル	179
フローセル	
セルホルダとアクセサリ	183
Agilent 8453/8454 UV-Vis 用消耗品	185
- チューブとフィッティング	185
装置部品と消耗品	186
溶出試験用消耗品	188
Agilent Cary シリーズ分光光度計	189
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
交換用チップとその他消耗品	
アクセサリ用キットと消耗品	192
光源ランプ	
チューブ	105

紫外線フィルタ、標準試料、試薬	196
標準試料および試薬	197
Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計	199
蛍光アクセサリ用キットおよび消耗品	199
カスタムアクセサリ用ベースプレート	200
蛍光分析用キュベットおよびフローセル	201
マイクロプレート	202
光ファイバプローブおよびカップラ	203
標準試料および参照試料	204
Agilent Cary シリーズ赤外分光光度計	205
アジレントのソリューション	211
	213
サポートサービス	
<b>サボートサービス</b> 本来の業務に専念するために	
	213
本来の業務に専念するために	213 213
本来の業務に専念するために Agilent CrossLab サービスプラン	213 213 213
本来の業務に専念するために Agilent CrossLab サービスプラン Agilent コンプライアンスサービス	213 213 213 214
本来の業務に専念するために Agilent CrossLab サービスプラン Agilent コンプライアンスサービス アジレントのトレーニングとコンサルティングサービス	213 213 213 214



# アジレント原子分光分析製品シリーズ


### 原子分光分析の技術革新をリードするアジレントの装置

アジレントの原子分光分析装置は幅広いアプリケーションに対応します。アジレント独自の MPAES および ICP-000 の技術がラボに新たな可能性をもたらします。成功への道はアジレントから始まります。

# 原子吸光分光光度計 (AA)

#### 生産性、パフォーマンス、検出下限を向上

アジレントの原子吸光製品群は、原子吸光分析の性能と生産性の可能性を広げると同時に、信頼性やシンプルな操作が重視されるルーチンラボでも使いやすい設計になっています。世界最速かつ非常に生産性の高いフレーム原子吸光分析、世界で最も高感度のファーネス原子吸光分析、ユーザーフレンドリなソフトウェア、高い堅牢性により、信頼できる結果を確実に得ることができます。

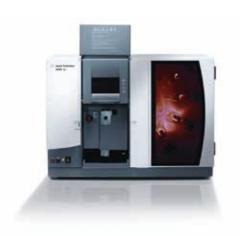



# マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置 (MP-AES)

#### 空気のみによる元素分析

次世代の MP-AES 技術である Agilent 4210 MP-AES は、所有コストが非常に低く、安全性と性能が優れています。Agilent 4210 MP-AES は、優れた感度と ppb 未満までの検出下限、従来のフレーム AA を超える測定速度を備えています。特に優位な点は、可燃性ガスを使用せずに空気で動作することです。4210 MP-AES は使いやすく、アプリケーションに特化したソフトウェアと、ハードウェアのプラグ & プレイ機能により、メソッド開発やシステムの調整を行わなくても、すぐに分析を開始できます。初めて使用する場合も最小限のトレーニングで高い生産性を発揮できます。

# Agilent 5110 シリーズ ICP-0ES

#### 最高のスピードと精度

Agilent 5110 シンクロナス・バーティカル・デュアルビュー (SVDV) ICP-OES は高速性と優れた分析 性能を同時に実現します。スピードにも精度にも妥協のない分析が可能です。5100 SVDV は、独自 のダイクロイックスペクトルコンバイナ (DSC) 技術により、プラズマのアキシャルビューとラディアル ビューを同時に 1回で測定することが可能です。この機能により、最短の時間で正確な分析結果 を得られます。オプションの AVS 6 および 7 ポート切り替えバルブシステムにより、1 回の分析あた りのコストを削減し、5110 ICP-OES の生産性を 2 倍以上向上させることができます。垂直配置トー チにより、高マトリックスサンプルから揮発性有機溶媒まで、きわめて分析困難なサンプルでも測 定することができます。また、困難なサンプルでも妥協のない確実な測定が実現するとともに、洗 浄の手間やダウンタイム、トーチ交換の頻度が軽減します。





## **Agilent 7900 ICP-MS**

#### 新たな次元の四重極 ICP-MS

世界的ベストセラーの四重極 ICP-MS で、マトリックス耐性、ダイナミックレンジ、S/N 比が 10 倍向上 し、パワフルなソフトウェアがメソッドを作成します。

革新的な技術を集結し、新しい MassHunter ソフトウェアを搭載した Agilent 7900 は、世界で最もパワ フルで、自動化を実現する、四重極 ICP-MS です。また、数十% TDS のマトリクス耐性、最大 11 桁ま でのダイナミックレンジ、効果的なヘリウムコリジョンモードによって、どのようなアプリケーションに も対応する精度の高い分析を実現します。

# Agilent 8900 トリプル四重極 ICP-MS

#### 分析結果にさらなる確信をもたらす ICP-MS

第2世代の Agilent 8900 ICP-000 はより確実かつ容易な干渉除去を実現します。8900 ICP-000 は、ルーチン分析から高度な研究および高機能材料の分析までのアプリケーションに対応します。 Agilent 8900 ICP-QQQ は、ヘリウムモードの優れた性能と生産性を備えた市場をリードするアジレン トの四重極 ICP-MS システムに、MS/MS モードを搭載することにより、リアクションモードで干渉除 去を行うことができ、世界で最も強力で柔軟な性能を実現します。



# アジレント分子分光分析製品シリーズ

### ラボでもフィールドでも、さらなる機能を提供

アジレントは幅広い分光分析ソリューションを提供しています。60年を超える経験を持つアジレントの UV-Vis および UV-Vis-NIR、FTIR および FTIR イメージング、ならびに蛍光分光光度計は、さまざまな固体、液体、有機/無機物質の測定、構造解析、テストに役立つように設計されています。使いやすい設計と信頼性の高さにより、生産性を向上させることができます。



# Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計

#### 優れた蛍光感度と高速サンプリング

独自のキセノンフラッシュランプ技術を利用した Agilent Cary Eclipse 分光光度計は、ファイバオプティクスとの組み合わせによる高感度な分析、高い S/N 比、高速カイネティクス測定を可能にします。Cary Eclipse は、室内の照明光による影響を受けず、偏光およびマイクロプレートリーダなどの幅広いオプションを備えているため、高い感度、精度、柔軟性を実現します。幅広い測定オプションを持つ Cary Eclipse は、すべての分析ニーズに対応する理想的な機器です。

# **Agilent Cary 630 FTIR**

#### 革新的、直感的、高い信頼性

コンパクトな Agilent Cary 630 FTIR は革新的で直感的、さらに信頼性が高く、固体、液体、気体のルーチン分析で優れた測定結果を提供します。幅広いサンプルインタフェースと、アジレント独自の液体測定専用の DialPath など、高性能の光学系を備えたコンパクトな Agilent Cary 630 FTIR は、正確な結果を迅速に提供します。





# Agilent ハンドヘルドおよびポータブル FTIR

#### 完全統合型のポータブル FTIR

アジレントは、世界最高機能のハンドヘルドおよびポータブル FTIR アナライザをはじめ、さまざまなハンドヘルドお よびポータブル FTIR システムを提供しています。どのシステムでもシンプルなワークフローが実現し、サンプルがど のような場所にあっても、すぐに結果を得ることができます。

Agilent 4300 ハンドヘルド FTIR 分光光度計により、さまざまなアプリケーションでの非破壊分析が可能となります。 システムの中核は独自の堅牢な干渉計であり、厳しい環境の現場での使用実績があります。堅牢で人間工学に則し た設計に基づく非常にコンパクトで使いやすいシステムであり、迅速に高品質な結果を得ることができます。

## FTIR 赤外顕微鏡およびイメージング

#### これまでにない高速性

Agilent Cary FTIR 赤外顕微鏡および FTIR 顕微赤外イメージングシステムは、最先端の性 能を有しています。これらのシステムは最新の技術開発を活用しており、比類のない空 間分解能と感度を実現しています。また幅広いオプションと組み合わせることで、ルー チン測定から最先端の応用研究まで、あらゆる用途に対応する柔軟性を備えています。 Agilent Cary 620 FTIR は、さらに二次元アレイ (FPA1) 検出器を搭載し、数百~数千のス ペクトルを同時に取得します。

アジレント独自の高倍率光学系を使用することで、IR シンクロトロンと同等の品質の高 分解能データを収集できるため、生化学サンプルに最適です。アプリケーションと素材 (ポリマーラミネート) の関連性が高い場合は、アジレント独自のライブ FPA イメージン グモードを ATR 分析に使用することでサンプル前処理時間をなくし、従来のシステムで は24時間以上かかっていた分析を5分未満で実行できます。

<sup>1</sup>この製品は、米国国務省の定める International Traffic in Arms Regulations, 22 CFR 120-130 (ITAR: 武器 国際輸送に関する規制)の規制対象製品です。したがって、この製品を米国から輸出する場合は、米 国政府からの輸出ライセンスが必要です。また、この製品、およびこの製品を使用する FTIR 機器の 出荷、使用、サービスなどには ITAR の他の制限が適用されます。





# ラマン分光分析 (旧 Cobalt Light Systems)

#### 不透明な容器内の物質の正確な非破壊分析

アジレントはさまざまなアプリケーション向けに、非破壊的な透過型化学分析を実現する革新的なラマ ン分析機器を開発しました。 Agilent RapID は独自の空間オフセット型ラマン分光 (SORS) 技術を採用して おり、未開封の不透明な容器に入った医薬品原材料の同定 (ID) を検証できます。このため QC ラボの負 荷を軽減し、汚染を防ぎながら 100 % の検査が可能となります。Agilent TRS100 システムは透過型ラマ ン分光 (TRS) を使用しているため、医薬品の QC テストにおいて、錠剤やカプセルの全量分析や多形分 析を迅速かつ簡単に実施できます。TRS100 システムでは、含量均一性試験、アッセイ、同定試験にか かる時間を1バッチあたり数分まで短縮できるため、コストを大幅に削減し、QC ワークフローを改良で きます。

Agilent Resolve ハンドヘルドラマン分光システムでは、SORS により、不透明な密閉容器に入った爆発物、 麻薬、危険物を迅速に同定できます。Resolve 独自の透過同定機能によって、危険物を密閉したまま同 定できるため、危険物処理、軍隊、法執行、税関などでの作業の安全性と効率が向上します。またアジ レントの Cobalt Insight 200M には、空港のセキュリティチェックで液体爆発物を探知するための SORS 技 術が搭載されており、ECAC 認定の LEDS システム中、最も低い誤報率で、一般的なあらゆる種類の容 器をスクリーニングできます。

# UV-Vis および UV-Vis-NIR 分光光度計

#### さまざまなニーズに応える Cary 分光光度計

Agilent Cary UV-Vis と UV-Vis-NIR 分光光度計は、性能、柔軟性、使いやすさに定評のあるシステムです。 優れた測光精度を誇り、各種アクセサリも豊富なこのシリーズは、現在の分析はもちろん、将来のアプ リケーション要件にも柔軟に対応可能です。経済的な QA/QC Cary 60 から最先端の Cary 6000i および Cary 7000 UMS まで、また、スキャニング分光光度計からフォトダイオードアレイベースの Cary 8454 まで、 幅広い機種を取り揃えています。



# アジレント分光分析用消耗品ポートフォリオ

#### アジレントのホローカソードランプ

アジレントのホローカソードランプは運用コストの削減と優れた性能を提供し、アジレントのすべてのシ ステムと、他のメーカーのほとんどの AA システムに対応しています。 ISO 9001 認証を取得した環境で、 実証済みの加工手順に従って製造されており、最適な純度と動作安定性、長寿命を実現しています。



#### **7ページ** をご覧ください。

\*パーキンエルマーのシステムには対応していません。



### ICP-OES および MP-AES 用の OneNeb シリーズ 2 ネブライザ

OneNeb シリーズ 2 ネブライザは、不活性の高効率汎用ネブライザであり、高塩濃度サンプルに優れた 耐性を示し、強酸、HF、有機溶媒など、ICP-OES や MP-AES で測定されるほとんどのサンプルに対する耐 性を持っています。従来のコンセントリックガラスネブライザの代わりとして使用され、従来のサイクロ ニックスプレーチャンバに対応します。

ICP-OES については、**42、43、44 ページ** をご覧ください。

MP-AES については、**124 ページ** をご覧ください。

# 優れた再現性と高い性能を提供する ICP-MS インタフェースコーン

ICP-MS の性能は、インタフェースコーンのサイズ、形状、条件によって大きく左右されます。アジレントのコーン はマトリックスに対する耐性と高い感度を兼ね備えており、最適な性能と最大の稼働時間を実現します。純正以 外のコーンを使用すると、分析性能に問題が生じることがあります。アジレントでは、コストを抑制し、環境に対 する影響を軽減するために、交換用コーンをご購入の場合にご利用いただける、使用済み白金製コーンの下取 りを実施しています。

**91、92、93 ページ** をご覧ください。





# 原子吸光分析用消耗品


### ホローカソードランプ


アジレントでは、原子吸光分光光度計の性能を維持するために、さまざまな消耗品を取り揃えています。 多くの種類のホローカソードランプ (単元素ランプおよび複合元素ランプ) やパフォーマンス向上のため のUltrAA ランプ (高輝度ランプ) の開発、製造を行っています。

ホローカソードランプは、最適な S/N 比性能を実現するため、難しいアプリケーションでも低濃度レベ ルで測定を行うことができます。アジレントのランプは、ISO 9001 認定施設で、実証済みの加工手順に 従って製造されており、品質と信頼性が保証され、装置から最高の性能を確実に引き出せるように最 適化されています。また、高純度の材料を陰極に使用しているため、シャープなスペクトルを実現しま す。ランプの独自のコンディショニングと検査が繰り返されており、最小限のウォームアップ時間で優 れた安定性を実現することができます。

アジレントの工場では、ランプの調整とテストが行われ、通常は 5,000 mA/時間 (5 mA で1000 時間) を 超える長いランプ寿命を実現するため、経済的な運用が可能になります。

一貫性のある性能チェックが実施されます。すべてのランプは、発光強度が基準を超えることを確 認するための検査を行っています。基準を満たさないランプは工場から出荷されません。これらの 検査によって、最適な S/N 比と安定した性能を発揮する高品質のランプをお届けしています。

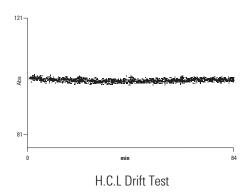

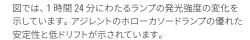



#### ヒントとテクニック

ご存じでしたでしょうか。アジレントは、お客様のパーキンエルマー製 AA、ICP-OES、ICP-MS システムの部品、消耗品、サービスのご提供を 行っており、部品およびサービスの調達ニーズを合理化できます。

包括的なアジレントのポートフォリオの詳細については、以下のページをご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

## 元素識別機能付単元素ランプ

- ・ 高性能 高純度なカソード材料を使って製造
- ・操作性 自動識別機能によりランプのエラーを回避
- ・安定性 最小限のウォームアップと優れたランプ安定性を保証

#### 元素識別機能付単元素ランプ

#### 元素識別機能付単元素ランプ

元素	部品番号	元素	部品番号
アルミニウム – Al	5610100100	ニッケル – Ni	5610103700
アンチモン – Sb	5610100200	ニオブ – Nb	5610103800
ヒ素 – As	5610100300	パラジウム – Pd	5610104000
バリウム – Ba	5610100400	リン-P	5610107700
ベリリウム - Be	5610100500	白金-Pt	5610104100
ビスマス – Bi	5610100600	カリウム – K	5610104200
	5610100700	レニウム – Re	5610104400
カドミウム – Cd	5610100800	ロジウム – Rh	5610104500
カルシウム - Ca	5610101000	セレン-Se	5610105000
クロム – Cr	5610101200	ケイ素 – Si	5610105100
コバルト – Co	5610101300	銀-Ag	5610105200
銅 — Cu	5610101400	ナトリウム – Na	5610105300
金 – Au	5610102100	ストロンチウム – Sr	5610105400
ハフニウム – Hf	5610102200	タンタル – Ta	5610105500
イリジウム – Ir	5610102600	テルル-Te	5610105600
鉄 – Fe	5610102700	タリウム – TI	5610105800
鉛-Pb	5610102900	スズーSn	5610106100
リチウム – Li	5610103000	チタン−Ti	5610106200
マグネシウム – Mg	5610103200	バナジウム-V	5610106500
マンガン – Mn	5610103300	亜鉛-Zn	5610106800
水銀 – Hg	5610103400	ジルコニウム – Zr	5610106900
モリブデン – Mo	5610103500		
ネオジム – Nd	5610103600		



元素識別機能付単元素ランプ、Cu、5610101400

#### ヒントとテクニック

アジレントは、すべてのパーキンエルマー製 AA システムに対応する元素識別機能付 50 mm 径 ホローカソードランプも幅広くご用意しています。経済的な運用と、パーキンエルマーの 純正ルミナ (Lumina) ランプと同等の性能を実現します。

必要な**元素のランプを**選択: www.agilent.com/chem/jp

# 元素識別機能無ランプ

- ・元素識別機能がないランプは経済的
- ・アジレントの全装置とほとんどの他社 AA 装置に対応
- アジレントのランプは優れた性能を発揮

#### 元素識別機能無ランプ

アンチモン-Sb 5610122100 ニッケル-Ni 5610125600 ヒ素-As 5610122200 ニオブ-Nb 5610125700 パリウム-Ba 5610122300 パラジウム-Pd 5610125900 パリウム-Be 5610122400 リン-P 5610126000 ピズマス-Bi 5610122500 白金-Pt 5610126100 ホウ素-B 5610122600 カリウム-K 5610126200 カドミウム-Cd 5610122700 レニウム-Re 5610126400 センウム-Cs 5610122800 ロジウム-Rh 5610126500 カルンウム・Ca 5610122900 ルビジウム-Rb 5610126600 カルンウム・Ca 5610122900 ルビジウム-Rb 5610126600 カルンウム・Co 5610123100 ルテニウム-Ru 5610126600 コバルト-Co 5610123100 ルテニウム-Sc 5610126800 関一Cu 5610123300 スカンジウム-Sc 5610126800 コーロピウム-Eu 5610123300 スカンジウム-Sc 5610126800 ガドリニウム-Gd 5610123700 ケイ素-Si 5610127000 ガドリニウム-Gd 5610123700 ケイ素-Si 5610127000 ガリンウム-Ge 5610123900 サートリウム-Na 5610127000 ガリンウム-Ge 5610123900 サートリウム-Na 5610127000 オースニウム-Ge 5610123900 サートリウム-Na 5610127000 オースニウム-Hf 5610124400 ストロンチウム-Sr 5610127400 インジウム-In 5610124400 テルル-Te 5610127500 オーンジウム-In 5610124400 テルル-Te 5610127500 大・フェウム-In 5610124700 チタン-Ti 5610127800 大・ア・フェウム-La 5610124700 チタン-Ti 5610128200 カートb 5610124800 タングステン-W 5610128300 カートb 5610124800 ダングステン-W 5610128300 オートb 5610124800 グングステン-W 5610128300	元素	部品番号	元素	部品番号
大夫	アルミニウム – Al	5610122000	ネオジム – Nd	5610125500
パリウム - Ba 5610122300 パラジウム - Pd 5610125900 ペリリウム - Be 5610122400 リン - P 5610126000 ピスマス - Bi 5610122600 白金 - Pt 5610126100 ホウ素 - B 5610122600 カリウム - K 5610126200 カドミウム - Cd 5610122700 レニウム - Re 5610126400 セシウム - Cs 5610122800 ロジウム - Rh 5610126600 カルシウム - Ca 5610122900 ルビジウム - Rb 5610126600 カルシウム - Ca 5610123100 ルデニウム - Ru 5610126600 カルシウム - Cc 5610123100 ルデニウム - Ru 5610126800 ロン・クロム - Cr 5610123100 ルデニウム - Sc 5610126800 カン・フェークム - Sc 5610126800 サマリウム - Sc 5610126800 カルシウム - Sc 5610123200 サマリウム - Sc 5610126800 カン・フェークム - Bu 5610126800 カン・フェークム - Bu 5610126800 セレン - Sc 5610126900 カン・フェークム - Bu 5610123800 セレン - Sc 5610127000 カン・フェークム - Bu 5610123800 カン・フェークム - Bu	アンチモン – Sb	5610122100	ニッケル – Ni	5610125600
ペリリウム - Be 5610122400 リン-P 5610126000 ビスマス - Bi 5610122500 白金-Pt 5610126000 ボウ素-B 5610122600 カリウム-K 5610126200 カリウム-K 5610126200 カリウム-Cd 5610122700 レニウム-Re 5610126400 セシウム-Cs 5610122800 ロジウム-Rh 5610126500 カルシウム-Ca 5610122900 ルビジウム-Rb 5610126600 クロム-Cr 5610123100 ルデニウム-Ru 5610126700 コバルト-Co 5610123200 サマリウム-Sm 5610126800 ヨーCu 5610123200 サマリウム-Sc 5610126800 コーロビウム-Eu 5610123300 スカンジウム-Sc 5610126900 オドリニウム-Gd 5610123300 オカンジウム-Sc 5610127000 ガドリニウム-Gd 5610123800 セレン-Se 5610127000 ガリウム-Ga 5610123800 銀-Ag 5610127200 ガルマニウム-Ge 5610123800 銀-Ag 5610127200 オトリウム-Na 5610127200 オトリウム-Na 5610127200 オトリウム-Na 5610127200 オトリウム-Hf 5610124000 ストロンチウム-Sr 5610127400 インニウム-Hf 5610124400 テルル-Te 5610127500 オール・Te 5610127600 オール・Te 5610127800 カート 5610124400 テルル-Te 5610127800 カート 5610124000 スポータン・コー 5610127800 カート 5610124000 スポータン・コー 5610127800 カート 5610124000 スポータン・コー 5610127800 カート 5610124000 スポータン・コー 5610128100 テンタン・La 5610124000 アクステン・W 5610128200 カート 5610124000 アクステン・W 5610128200 カート 5610124000 アクステン・W 5610128200 カート 5610124000 アクステン・W 5610128300 アクステン・La 5610124000 アクステン・W 5610128300 アクステン・Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128800 アクステン・Mg 5610125100 オットリウム-Zr 5610128800 アクステン・Mg 561012500 ジルコニウム-Zr 5610128800 アクステン・Mg 561012500 ジルコニウム-Zr 5610128800	ヒ素 – As	5610122200	ニオブ – Nb	5610125700
ロボマス - Bi 5610122500 白金 - Pt 5610126100 ホウ素 - B 561012600 カリウム - K 5610126200 カドミウム - Cd 5610122700 レニウム - Re 5610126400 セシウム - Cs 5610122800 ロジウム - Rh 5610126600 カルシウム - Ca 5610122900 ルビジウム - Rh 5610126600 カルシウム - Ca 5610122900 ルビジウム - Rh 5610126600 カルシウム - Ca 561012300 ルテニウム - Ru 5610126700 コバルト - Co 5610123100 ルテニウム - Ru 5610126800 カーン・フェークム - Ru 5610126800 サマリウム - Sm 5610126800 カーン・フェークム - Sc 561012300 スカンジウム - Sc 5610126900 セレン - Se 561012300 オンジウム - Sc 5610127000 ガドリニウム - Eu 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガリウム - Ga 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガリウム - Ga 5610123800 銀ー Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127200 ケイン・フェウム - Hr 5610124000 ストロンチウム - Sr 5610127400 インジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127500 オリジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 オリジウム - Ir 5610124500 タリウム - TI 5610127800 跳 - Fe 5610124600 スズ - Sn 561012800 か ナトリウム - Ir 5610124500 タリウム - TI 5610127800 か チタン - La 5610124700 チタン - TI 561012800 か チタン - La 5610124900 バナジウム - V 561012800 タングステン - W 561012800 アグネシウム - Mg 5610125000 ボナジウム - Mg 5610125000 ボナジウム - Mg 5610125000 ボナジウム - Mg 5610125000 ボナジウム - Mg 5610128800 ジルコニウム - Zr 5610128800 ポルコークム - Zr 5610128800 ポルコークム - Zr 5610128800 ポルコークム - Zr 5610128800 ポルコークム - Zr 5610128800 ジルコニウム - Zr 5610128800 ポルコークム - Zr 5610128800 ジルコニウム - Zr 5610128800	バリウム – Ba	5610122300	パラジウム – Pd	5610125900
ボウ素-B 5610122600 カリウム-K 5610126200 カドミウム-Cd 5610122700 レニウム-Re 5610126400 セシウム-Cs 5610122800 ロジウム-Rh 5610126500 カルシウム-Ca 5610122800 ルビジウム-Rb 5610126600 クロム-Cr 5610123100 ルテニウム-Ru 5610126700 ロバルト-Co 5610123200 サマリウム-Sm 5610126800 調-Cu 5610123200 サマリウム-Sc 5610126800 ユーロピウム-Eu 5610123300 スカンジウム-Sc 5610127000 ガドリニウム-Gd 5610123700 ケイ素-Si 5610127000 ガドリニウム-Gd 5610123700 ケイ素-Si 5610127100 ガリウム-Ga 5610123800 銀-Ag 5610127200 ゲルマニウム-Ge 5610123900 ナトリウム-Na 5610127200 ゲルマニウム-Ge 5610123900 ナトリウム-Na 5610127300 な ― Au 5610124000 ストロンチウム-Sr 5610127400 インジウム-In 5610124100 タンタル-Ta 5610127600 イリジウム-Ir 5610124500 タリウム-T 5610127600 オリジウム-Ir 5610124500 オタン-Ti 5610127800 鉄チーFe 5610124600 スズ-Sn 5610128100 ランタン-La 5610124700 チタン-Ti 5610128200 カテンタン-La 5610124800 タングステン-W 561012800 ロデウム-Li 5610124900 バナジウム-V 5610128300 マグネシウム-Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128800 マグネシウム-Mg 5610125200 亜鉛-Zn 5610128800 オルコニウム-Zr 5610128800	ベリリウム - Be	5610122400	リン-P	5610126000
カドミウム - Cd 5610122700 レニウム - Re 5610126400 レンウム - Cs 5610122800 ロジウム - Rh 5610126500 カルシウム - Ca 5610122900 ルビジウム - Rb 5610126600 クロム - Cr 5610123100 ルテニウム - Ru 5610126700 コバルト - Co 5610123200 サマリウム - Sm 5610126800 コバルト - Co 5610123200 サマリウム - Sm 5610126900 コバルト - Co 5610123300 スカンジウム - Sc 5610126900 コーロピウム - Eu 5610123300 オレン - Se 5610127000 ガドリニウム - Gd 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガリウム - Ga 5610123800 銀 - Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123800 銀ー Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127300 オトリウム - Na 5610127400 ストロンチウム - Sr 5610127400 インジウム - In 5610124100 タンタル - Ta 5610127500 インジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127800 鉄 - Fe 5610124500 タリウム - Ti 5610127800 サークンタン - La 5610124700 チタン - Ti 5610128200 サークム - Li 5610124800 タングステン - W 5610128200 リチウム - Li 5610124900 バナジウム - V 5610128200 マングス・シウム - Mg 5610125200 亜鉛 - Zn 5610128800 マンガン - Mn 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800 マンガン - Mn 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800 マンガン - Mn 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800	ビスマス – Bi	5610122500	白金 – Pt	5610126100
セシウム - Cs 5610122800 ロジウム - Rh 5610126500 カルシウム - Ca 5610122900 ルビジウム - Rb 5610126600 クロム - Cr 5610123100 ルテニウム - Ru 5610126700 コバルト - Co 5610123200 サマリウム - Sm 5610126800 コベルト - Co 5610123300 スカンジウム - Sc 5610126900 コベルト - Co 5610123300 スカンジウム - Sc 5610126900 コーロピウム - Eu 5610123600 セレン - Se 5610127000 ガドリニウム - Gd 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガリウム - Ga 5610123800 銀 - Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 オトリウム - Sr 5610127400 ストロンチウム - Sr 5610127400 インコーウム - Hf 5610124100 タンタル - Ta 5610127500 インジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 オリウム - Ir 5610124500 タリウム - Tl 5610127800 鉄 - Fe 5610124600 スズ - Sn 561012800 チタン - La 5610124700 チタン - Tl 561012800 カンタン - La 5610124700 チタン - Tl 5610128200 サーウム - Li 5610124800 タングステン - W 5610128300 リチウム - Li 5610124800 タングステン - W 5610128300 マンガン - Mn 5610125100 イットリウム - V 5610128500 マンガン - Mn 5610125200 亜鉛 - Zr 5610128800 マンガン - Mn 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800	ホウ素 – B	5610122600	カリウム – K	5610126200
カルシウム - Ca 5610122900 ルビジウム - Rb 5610126600 クロム - Cr 5610123100 ルテニウム - Ru 5610126700 コバルト - Co 5610123200 サマリウム - Sm 5610126800 調 - Cu 5610123300 スカンジウム - Sc 5610126900 ユーロピウム - Eu 5610123600 セレン - Se 5610127000 ガドリニウム - Gd 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガドリニウム - Gd 5610123800 銀 - Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127300 金 - Au 5610124000 ストロンチウム - Sr 5610127400 インニウム - Hf 5610124100 タンタル - Ta 5610127500 インジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 オリウム - Ir 5610124500 タリウム - TI 5610127800 テンタン - La 5610124700 チタン - TI 5610128100 テンタン - La 5610124800 タングステン - W 5610128300 リチウム - Li 5610124800 タングステン - W 5610128300 リチウム - Li 5610124900 バナジウム - V 5610128300 マンガン - Mg 5610125100 イットリウム - Y 5610128700 マンガン - Mn 5610125200 亜鉛 - Zr 5610128800 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800	カドミウム – Cd	5610122700	レニウム – Re	5610126400
プロム - Cr 5610123100 ルテニウム - Ru 5610126700 コバルト - Co 5610123200 サマリウム - Sm 5610126800 調 - Cu 5610123300 スカンジウム - Sc 5610126900 コーロピウム - Eu 5610123600 セレン - Se 5610127000 ガドリニウム - Gd 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガリウム - Ga 5610123800 銀 - Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127300 金 - Au 5610124000 ストロンチウム - Sr 5610127400 インフニウム - Hf 5610124100 タンタル - Ta 5610127500 イリジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 オリウム - In 5610124500 タリウム - Ti 5610127800 鉄 - Fe 5610124600 スズー Sn 561012800 サトタン - La 5610124600 オクランタン - La 5610124600 オクランタン - La 5610124700 チタン - Ti 561012800 シンタン - La 5610124800 タングステン - W 5610128300 マグネシウム - Mg 5610125100 イットリウム - V 5610128500 マグネシウム - Mg 5610125100 イットリウム - V 5610128800 マンガン - Mn 5610125200 亜鉛 - Zr 5610128800 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128800	セシウム – Cs	5610122800	ロジウム – Rh	5610126500
コバルト - Co 5610123200 サマリウム - Sm 5610126800 調 - Cu 5610123300 スカンジウム - Sc 5610126900 スカンジウム - Sc 5610126900 セレン - Se 5610127000 ガドリニウム - Eu 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガドリニウム - Ga 5610123700 サイ素 - Si 5610127100 がルマニウム - Ga 5610123800 銀 - Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127300 金 - Au 5610124000 ストロンチウム - Sr 5610127400 インジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 イリジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 イリジウム - Ir 5610124500 タリウム - Ti 5610127800 鉄 - Fe 5610124600 スズ - Sn 5610128100 ランタン - La 5610124600 スズ - Sn 5610128100 サクム - Li 5610124800 タングステン - W 5610128200 シリチウム - Li 5610124900 バナジウム - V 5610128300 マグネシウム - Mg 5610125100 イットリウム - V 5610128500 マグネシウム - Mg 5610125200 亜鉛 - Zn 5610128900 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128900	カルシウム - Ca	5610122900	ルビジウム – Rb	5610126600
調-Cu 5610123300 スカンジウム-Sc 5610126900 ユーロピウム-Eu 5610123600 セレン-Se 5610127000 ガドリニウム-Gd 5610123700 ケイ素-Si 5610127100 ガリウム-Ga 5610123800 銀-Ag 5610127200 ゲルマニウム-Ge 5610123900 ナトリウム-Na 5610127300 金-Au 5610124000 ストロンチウム-Sr 5610127400 ハフニウム-Hf 5610124100 タンタル-Ta 5610127500 インジウム-In 5610124400 テルル-Te 5610127600 オリジウム-Ir 5610124500 タリウム-Tl 5610127800 鉄-Fe 5610124600 スズ-Sn 5610128100 ランタン-La 5610124700 チタン-Ti 5610128100 リチウム-Li 5610124800 タングステン-W 5610128200 リチウム-Li 5610124900 バナジウム-V 5610128300 マグネシウム-Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128700 マンガン-Mn 5610125200 亜鉛-Zn 5610128900 水銀-Hg 5610125300 ジルコニウム-Zr 5610128900	クロム – Cr	5610123100	ルテニウム – Ru	5610126700
コーロピウム - Eu 5610123600 セレン - Se 5610127000 ガドリニウム - Gd 5610123700 ケイ素 - Si 5610127100 ガリウム - Ga 5610123800 銀 - Ag 5610127200 ゲルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127300 金 - Au 5610124000 ストロンチウム - Sr 5610127400 インゴウム - Hf 5610124100 タンタル - Ta 5610127500 インジウム - In 5610124500 テルル - Te 5610127600 オリジウム - Ir 5610124500 タリウム - TI 5610127800 鉄 - Fe 5610124700 チタン - La 5610124700 チタン - Ti 5610128200 サンタン - La 5610124800 タングステン - W 5610128200 リンテウム - Li 5610124900 バナジウム - V 5610128300 マグネシウム - Mg 5610125100 イットリウム - Y 5610128700 マグオシウム - Mg 5610125200 亜鉛 - Zn 5610128800 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128900 水銀 - Hg 5610125300	コバルトーCo	5610123200	サマリウム – Sm	5610126800
ガドリニウム-Gd 5610123700 ケイ素-Si 5610127100 ガリウム-Ga 5610123800 銀-Ag 5610127200 ゲルマニウム-Ge 5610123900 ナトリウム-Na 5610127300 金-Au 5610124000 ストロンチウム-Sr 5610127400 ハフニウム-Hf 5610124100 タンタル-Ta 5610127500 インジウム-In 5610124400 テルル-Te 5610127600 イリジウム-Ir 5610124500 タリウム-TI 5610127800 鉄-Fe 5610124600 スズ-Sn 5610128100 ランタン-La 5610124700 チタン-Ti 5610128200 鉛-Pb 5610124800 タングステン-W 5610128200 リチウム-Li 5610124900 バナジウム-V 5610128500 マグネシウム-Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128700 マンガン-Mn 5610125200 亜鉛-Zn 5610128900 水銀-Hg 5610125300 ジルコニウム-Zr 5610128900	詞 — Cu	5610123300	スカンジウム – Sc	5610126900
ボリウム – Ga 5610123800 銀 – Ag 5610127200 ゲルマニウム – Ge 5610123900 ナトリウム – Na 5610127300 金 – Au 5610124000 ストロンチウム – Sr 5610127400 ハフニウム – Hf 5610124100 タンタル – Ta 5610127500 インジウム – In 5610124400 テルル – Te 5610127600 イリジウム – Ir 5610124500 タリウム – TI 5610127800 鉄 – Fe 5610124600 スズ – Sn 5610128100 ランタン – La 5610124700 チタン – Ti 5610128200 ピートb 5610124800 タングステン – W 5610128200 ピートb 5610124900 パナジウム – V 5610128500 マグネシウム – Mg 5610125100 イットリウム – Y 5610128700 マンガン – Mn 5610125200 亜鉛 – Zn 5610128900 水銀 – Hg 5610125300 ジルコニウム – Zr 5610128900	ユーロピウム – Eu	5610123600	セレン-Se	5610127000
デルマニウム - Ge 5610123900 ナトリウム - Na 5610127300 金 - Au 5610124000 ストロンチウム - Sr 5610127400 ハフニウム - Hf 5610124100 タンタル - Ta 5610127500 インジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 イリジウム - Ir 5610124500 タリウム - TI 5610127800 鉄 - Fe 5610124600 スズ - Sn 5610128100 ランタン - La 5610124700 チタン - Ti 5610128200 鉛 - Pb 5610124800 タングステン - W 5610128200 リチウム - Li 5610124900 バナジウム - V 5610128300 マグネシウム - Mg 5610125100 イットリウム - Y 5610128700 マンガン - Mn 5610125200 亜鉛 - Zn 5610128900	ガドリニウム – Gd	5610123700	ケイ素 – Si	5610127100
金 - Au 5610124000 ストロンチウム - Sr 5610127400 ハフニウム - Hf 5610124100 タンタル - Ta 5610127500 インジウム - In 5610124400 テルル - Te 5610127600 イリジウム - Ir 5610124500 タリウム - TI 5610127800 鉄 - Fe 5610124600 スズ - Sn 5610128100 ランタン - La 5610124700 チタン - Ti 5610128200 鉛 - Pb 5610124800 タングステン - W 5610128300 リチウム - Li 5610124900 バナジウム - V 5610128500 マグネシウム - Mg 5610125100 イットリウム - Y 5610128700 マンガン - Mn 5610125200 亜鉛 - Zn 5610128900 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128900	ガリウム – Ga	5610123800	銀 – Ag	5610127200
パフニウム-Hf 5610124100 タンタル-Ta 5610127500 インジウム-In 5610124400 テルル-Te 5610127600 イリジウム-Ir 5610124500 タリウム-TI 5610127800 鉄-Fe 5610124600 スズ-Sn 5610128100 ランタン-La 5610124700 チタン-Ti 5610128200 鉛-Pb 5610124800 タングステン-W 5610128300 リチウム-Li 5610124900 パナジウム-V 5610128500 マグネシウム-Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128700 マンガン-Mn 5610125200 亜鉛-Zn 5610128900	ゲルマニウム – Ge	5610123900	ナトリウム – Na	5610127300
インジウム-In 5610124400 テルル-Te 5610127600 イリジウム-Ir 5610124500 タリウム-TI 5610127800 鉄-Fe 5610124600 スズ-Sn 5610128100 ランタン-La 5610124700 チタン-Ti 5610128200 鉛-Pb 5610124800 タングステン-W 5610128300 リチウム-Li 5610124900 パナジウム-V 5610128500 マグネシウム-Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128700 マンガン-Mn 5610125200 亜鉛-Zn 5610128900 水銀-Hg 5610125300 ジルコニウム-Zr 5610128900	金 — Au	5610124000	ストロンチウム – Sr	5610127400
ボードe 5610124500 タリウムーTI 5610127800 鉄ーFe 5610124600 スズーSn 5610128100 ランタンーLa 5610124700 チタンーTi 5610128200 鉛ーPb 5610124800 タングステンーW 5610128300 リチウムーLi 5610124900 パナジウムーV 5610128500 マグネシウムーMg 5610125100 イットリウムーY 5610128700 マンガンーMn 5610125200 亜鉛ーZn 5610128900 水銀ーHg 5610125300 ジルコニウムーZr 5610128900	ハフニウム – Hf	5610124100	タンタル – Ta	5610127500
鉄-Fe 5610124600 スズ-Sn 5610128100 ランタン-La 5610124700 チタン-Ti 5610128200 鉛-Pb 5610124800 タングステン-W 5610128300 リチウム-Li 5610124900 バナジウム-V 5610128500 マグネシウム-Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128700 マンガン-Mn 5610125200 亜鉛-Zn 5610128800 水銀-Hg 5610125300 ジルコニウム-Zr 5610128900	インジウム – In	5610124400	テルル – Te	5610127600
ランタン - La 5610124700 チタン - Ti 5610128200 鉛 - Pb 5610124800 タングステン - W 5610128300 リチウム - Li 5610124900 バナジウム - V 5610128500 マグネシウム - Mg 5610125100 イットリウム - Y 5610128700 マンガン - Mn 5610125200 亜鉛 - Zn 5610128900 水銀 - Hg 5610125300 ジルコニウム - Zr 5610128900	イリジウム – Ir	5610124500	タリウム – TI	5610127800
鉛-Pb 5610124800 タングステン-W 5610128300 リチウム-Li 5610124900 バナジウム-V 5610128500 マグネシウム-Mg 5610125100 イットリウム-Y 5610128700 マンガン-Mn 5610125200 亜鉛-Zn 5610128800 水銀-Hg 5610125300 ジルコニウム-Zr 5610128900	鉄 – Fe	5610124600	スズーSn	5610128100
プリチウム – Li 5610124900 パナジウム – V 5610128500 マグネシウム – Mg 5610125100 イットリウム – Y 5610128700 マンガン – Mn 5610125200 亜鉛 – Zn 5610128800 水銀 – Hg 5610125300 ジルコニウム – Zr 5610128900	ランタン – La	5610124700	チタン – Ti	5610128200
マグネシウム – Mg 5610125100 イットリウム – Y 5610128700 マンガン – Mn 5610125200 亜鉛 – Zn 5610128800 水銀 – Hg 5610125300 ジルコニウム – Zr 5610128900	鉛-Pb	5610124800	タングステン – W	5610128300
マンガン-Mn 5610125200 亜鉛-Zn 5610128800 水銀-Hg 5610125300 ジルコニウム-Zr 5610128900	リチウム – Li	5610124900	バナジウム-V	5610128500
水銀-Hg 5610125300 ジルコニウム-Zr 5610128900	マグネシウム – Mg	5610125100	イットリウム – Y	5610128700
·	マンガン – Mn	5610125200	亜鉛-Zn	5610128800
モリブデン – Mo 5610125400	水銀 – Hg	5610125300	ジルコニウム – Zr	5610128900
	モリブデン – Mo	5610125400		




元素識別機能無単元素ランプ、 Au、5610124000

## 複合元素ランプ

- ・元素切り替え時のランプのウォームアップが不要なため時間を短縮
- ・単元素ランプと同等の優れた性能を発揮
- 第一共鳴線がチェックされ、スペクトル干渉を回避および最小化

#### 元素識別機能付複合元素ランプ – 自動的にランプを識別できるコード化によりエラーを回避

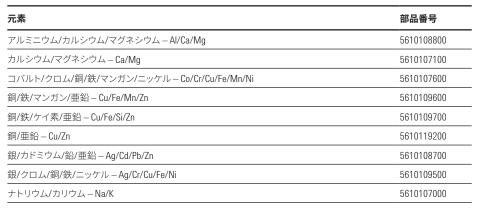



元素識別機能付複合元素ランプ、 Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni、5610107600

#### 元素識別機能無複合元素ランプ – 経済的で高い汎用性

元素	部品番号
カルシウム/マグネシウム – Ca/Mg	5610129100
	5610129200
- 銅/亜鉛-Cu/Zn	5610129300
ー ナトリウム/カリウム — Na/K	5610129000



元素識別機能無複合元素ランプ、 Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni、5610129200

# 高輝度 (元素識別機能付) 単元素ランプ

- ・通常のホローカソードランプよりも3~5倍の発光量(高輝度)
- よりシャープな発光プロファイルによって、検出下限が向上
- 自動的にランプを識別できるコード化によりエラーを回避

高輝度ランプは、高輝度のホローカソードランプです。標準のランプ電流を使用しますが、ランプ内の 放電を増やして発光強度を高めます。昇圧電流は制御モジュールから供給されます (装置に内蔵また は外部モジュールから供給)。

高輝度ランプは、最高純度の陰極材料で製造されており、すべてのランプの性能と信頼性を保証するた めに QA/QC テストが実施されています。これらのランプは、自動的に識別できるようにコード化されて いるため (55 AA、SpectrAA-50/55 を除く)、ランプ位置を再プログラミングする際のエラーを防ぐことがで きます。

#### 高輝度 (元素識別機能付) 単元素ランプ

元素	部品番号
アンチモン – Sb	5610108000
ヒ素 – As	5610108100
ビスマス – Bi	5610134200
	5610135700
コバルト – Co	5610134100
	5610109100
ゲルマニウム – Ge	5610134300
金 – Au	5610109000
 鉄 – Fe	5610108600
鉛-Pb	5610108200
マンガン – Mn	5610133700
ニッケル – Ni	5610108500
パラジウム – Pd	5610135800
白金-Pt	5610135900
セレン-Se	5610108300
ケイ素 – Si	5610133400
テルル – Te	5610134000
タリウム – TI	5610108400
スズ-Sn	5610133900



高輝度 (元素識別機能付) 単元素ランプ、As、 5610108100

# 高輝度複合元素ランプ

- ・1 本のランプで多元素測定が可能
- ・次に測定する元素のランプのウォームアップが不要で、測定時間を短縮
- ・高輝度 (元素識別機能付) 単元素ランプと同じ優れた性能を発揮

#### 高輝度複合元素ランプ

元素	部品番号
アルミニウム/カルシウム/マグネシウム – Al/Ca/Mg	5610133600
コバルト/クロム/銅/鉄/マンガン/ニッケル – Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni	5610134500
- コバルト/モリブデン/鉛/亜鉛 – Co/Mo/Pb/Zn	5610135200
- 銅/鉄/マンガン/亜鉛 – Cu/Fe/Mn/Zn	5610135000
銅/鉄/ケイ素/亜鉛 – Cu/Fe/Si/Zn	5610135100
銅/亜鉛-Cu/Zn	5610134600
銀/カドミウム/鉛/亜鉛 – Ag/Cd/Pb/Zn	5610108900
銀/クロム/銅/鉄/ニッケル – Ag/Cr/Cu/Fe/Ni	5610134900



高輝度ウルトラランプ、Ag/Cd/Pb/Zn、5610108900

#### 高輝度 (元素識別機能無) 複合元素ランプ

元素	部品番号
	5610135300
ニッケル/セレン – Ni/Se	5610135400



高輝度ウルトラランプ、As/Cu/Fe、5610135300

# バックグラウンド補正ランプ

重水素バックグラウンド補正ランプは、可能な限り最も広い吸光度範囲で正確かつ高速な補正を行い、寿命を最大にするために品質管理されています。



重水素ランプ、G8431-80000

#### バックグラウンド補正ランプ

元素	部品番号
バックグラウンド補正用重水素ランプ	G8431-80000

#### ヒントとテクニック

重水素バックグラウンド補正は 185 から約 430 nm の範囲内でのみ使用できます。 これ以上の波長では、ランプから使用可能な出力は得られません。

# ACT-80 フレーム用感度増倍管


ACT-80 フレーム用感度増倍管は、空気/アセチレンフレーム中に配置する石英管で、通常のフレーム原 子吸光に比べて、感度が2~3倍向上します。検出下限も向上します。

#### ACT-80 フレーム用感度増倍管

品名	入数	部品番号
ACT-80 フレーム用感度増倍管、Mark 7 空気/アセチレンバーナー	,	110656800
スペア石英製原子化セル、ACT-80 用	10 個	9910054400

# Mark 7 フレーム原子化システム (55B/240/240FS/280FS AA)

- 使いやすいツイストおよびロックアセンブリでクリーニングと 日常のメンテナンスが簡単
- ・調節可能なインパクトビーズを使用して性能をチューニング する機能、精度を向上させるミキシングパドルの使用など、 性能向上のための柔軟な操作が可能
- 不活性構造であるため、水溶液および有機溶媒での使用に も適用可能
- ・有機溶媒サンプルの分析に適用可能

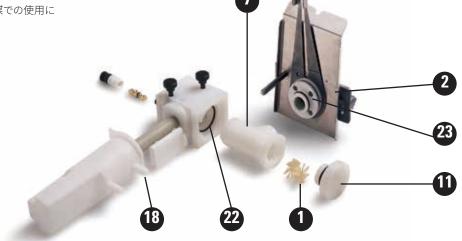

Mark 7 スプレーチャンバアセンブリー式、110634490 (オプションの Mark 7 空気/アセチレンバーナー (番号 2)、別途注文)



#### Mark 7 スプレーチャンバ

番号	品名	部品番号
	Mark 7 スプレーチャンバアセンブリー式、水溶液用、水溶液に使用 (標準の 0-リング)	110634490
	Mark 7 スプレーチャンバアセンブリー式、有機溶媒用、 有機溶媒に使用 (有機溶媒耐性の 0-リング)	110866890
1	ミキシングパドル、フッ素処理	110637000
	ミキシングパドル、フッ素処理、5個	9910093600
2	Mark 7 空気/アセチレンバーナー	210164000
	Mark 7 亜酸化窒素/アセチレンバーナー	210164100
7	スプレーチャンバ本体、フッ素処理	6210092090
11	スプレーチャンババング、フッ素処理	1610118800
11	0-リングスプレーチャンババング、水溶液用	6910012100
11	0-リングスプレーチャンババング、有機溶媒用	6910015200
18	キット、フッ素処理済みリキッドトラップ、マグネット付の フロートとドレインチューブ	9910105800
22	0-リングスプレーチャンバ、水溶液用	6910037000
22	0-リングスプレーチャンバ、有機溶媒用	6910036800
23	0-リングバーナーベース、水溶液用	6910010500
23	0-リングスバーナーベース、有機溶媒用	6910013100

Mark 7 スプレーチャンバアセンブリー式、110634490 (オプションの Mark 7 空気/ アセチレンバーナー (番号 2)、別途注文)

#### Mark 7 スプレーチャンバ用ネブライザコンポーネント

番号	品名	部品番号
3	スプレーチャンバ用ネジ	1510226600
4	ネブライザブロック、フッ素処理 (ネブライザおよびスプレーチャンバ用ネジを除く)	9910093100
5	クランプビーズアジャスタ	810133400
6	スクリュービーズアジャスタ	1510225000
8	ネブライザキャピラリガイド	810134400
9	キット、フッ素処理済みリキッドトラップ、マグネット付の フロートとドレインチューブ	9910105800
10	ベンチュリネブライザ、PEEK	1610117390
12	クランプブッシュガイド	810134300
13	スクリューキャピラリアジャスタ	1510226800
14	ナットロック M12 x 0.5	1510226700
15	ベアリングブッシュネブライザ	310046600
16	スクリューロックドッグポイント M8	1510226000
17	ネジ M6 x 6	1510226500

(続く)

#### Mark 7 スプレーチャンバ用ネブライザコンポーネント

番号	品名	部品番号
18	キット、フッ素処理済みリキッドトラップ、マグネット付の フロートとドレインチューブ	9910105800
20	ネブライザスプリング	4610017400
21	0-リングスクリュービーズアジャスタ、水溶液用	6910000100
21	0-リングスクリュービーズアジャスタ、有機溶媒用	6910036900
24	0-リング、内径 1/32 インチ x 外径 3/32 インチ x 1/32 インチ、 水溶液用	6910009700
25	0-リング、内径 3/16 インチ x 外径 5/16 インチ x 1/16 インチ、 水溶液用	6910009800
25	0-リング、内径 3/16 インチ x 外径 5/16 インチ x 1/16 インチ、 有機溶媒用	6910013600
26	ネブライザキャピラリキット 内容: キャピラリアセンブリ、キャピラリガイド、ネブライザ スプリング、ネブライザクリーニングワイヤ、高真空キャピ ラリチューブ、標準キャピラリチューブ	9910093000
	ガラス製インパクトビーズ、5個	9910025700
	PTFE インパクトビーズ、フッ酸溶液に使用、5個	9910053300
	Mark 7 0-リングキット、水溶液用	9910093400
	Mark 7 0-リングキット、有機溶媒用	9910093500
	水溶液用ドレインチューブ、メートル単位、2 m の長さが 必要	3710009200
	有機溶媒用ドレインチューブ、ニトリルゴム、メートル 単位、2mの長さが必要	3710011700
	ベンチュリ交換ツール	7210027700
	ネブライザキャピラリ交換ツール	7210027600
	Mark V、VI、および 7 スプレーチャンバ用	9910049800

#### ヒントとテクニック

スプレーチャンバ用の対応する 0-リン グ、ガラス製インパクトビーズ、ネブラ イザスプリングはスペアをご用意くださ い。日常のメンテナンス時に、0-リング に摩耗や破損が見られる場合、またガ ラス製インパクトビーズのビーズ表面に 摩耗やくぼみが見られる場合は交換し てください。

# Mark 7 フレーム原子化システムキット

Mark 7 スプレーチャンバの使用に必要な標準消耗品です。

#### Mark 7 フレーム原子化システムキット

	キット数量	入数	部品番号
			190034100
内訳			
ベンチュリネブライザ、PEEK	1	1	1610117390
ー ネブライザキャピラリキット 内容: キャピラリアセンブリ、キャピラリガイド、ネブライザ スプリング、ネブライザクリーニングワイヤ、高真空キャピラリ チューブ、標準キャピラリチューブ	1		9910093000
ネブライザブロック、フッ素処理 ネブライザおよびスプレーチャンバ用ネジを除く)	1		9910093100
ガラス製インパクトビーズ	1	5個	9910025700
高塩濃度用キャピラリチューブ、3 m	1	3 m	9910024800
- Mark 7 0-リングキット、水溶液用	1	1式	9910093400
ミキシングパドル、フッ素処理	1	5個	9910093600
バーナー位置調整カード	1	100個	9910053900

# バーナー

Mark 7 バーナーは、最新の原子吸光分光光度計および旧モデル装置 (SpectrAA シリーズ) に使用でき ます。

#### バーナー

品名	部品番号
Mark 7 空気/アセチレンバーナー	210164000
Mark 7 亜酸化窒素/アセチレンバーナー	210164100
バーナー位置調整カード、100枚	9910053900



Mark 7 空気/アセチレンバーナー、210164000

#### ヒントとテクニック

バーナーのクリーニングには、バーナークリーニングストリップと液体金属研磨剤を使用してス ロット内部を磨きます。次に、バーナースロットの外側をきれいな布でクリーニングします。洗剤 溶液で数分間超音波洗浄し、すすいで乾かします。再度取り付けて点火する前に、バーナーが乾 いていることを確認します。

# 原子吸光分析用消耗品



ガラス製インパクトビーズ、9910025700

#### インパクトビーズ

品名	対応システム	入数	部品番号
ガラス製インパクトビーズ、5個	Mark V、VI、および 7 スプレーチャンバ	5個	9910025700
PTFE インパクトビーズ、フッ酸溶液に使用、5個	Mark V、VI、および 7 スプレーチャンバ	5個	9910053300



PTFE 製インパクトビーズ、9910053300

#### ヒントとテクニック

交換時にビーズの損傷を防ぐには、調整ネジが時計回りいっぱいまで回っていることを確認します。次に、ビーズを入れ、ロックネジを締めます。

#### ネブライザおよびネブライザメンテナンス

品名	内訳	対応システム	部品番号
バレルネブライザ、 調整可能		Mark V およびVI スプレーチャンバ	9910043500
バレルネブライザ、 高真空		Mark V およびVI スプレーチャンバ	9910043700
ベンチュリスペアキット、 PEEK	内容: PEEK ベンチュリ、0-リング、 ネブライザスプリング、ネブライザ ツール、説明書	Mark V およびVI スプレーチャンバ	9910024400
Pt/lr キャピラリスペア キット	内訳: キャピラリアセンブリ、キャピラ リガイド、ネブライザスプリング、ネブ ライザツール、ネブライザクリーニン グワイヤ、高真空キャピラリチューブ、 標準キャピラリチューブ	Mark V およびVI スプレーチャンバ	9910024500
高塩濃度用キャピラリ チューブ、3 m		Mark V、VI、および 7 スプレー チャンバ	9910024800
高真空キャピラリ チューブ、3個		Mark V、VI、および 7 スプレー チャンバ	9910044000
ネブライザキャピラリキット	内容: キャピラリアセンブリ、キャピラ リガイド、ネブライザスプリング、 ネブライザクリーニングワイヤ、 高真空キャピラリチューブ、 標準キャピラリチューブ	Mark 7 スプレーチャンバ	9910093000
ネブライザクリーニング ワイヤ、3 本 x 0.3 m		Mark V、VI、および 7 スプレー チャンバ	9910024700
ネブライザ O-リングキット		ネブライザ	9910035200



キャピラリスペアキット、9910024500



高塩濃度用キャピラリチューブ、9910024800



ネブライザクリーニングワイヤ、9910024700



高真空キャピラリチューブ、9910044000

# Mark VI フレーム原子化システムキット

Mark VI スプレーチャンバのフレーム原子吸光分光光度計に必要な標準消耗品です。

#### Mark VI フレーム原子化システムキット - 水溶液用

品名	キット数量	入数	部品番号
Mark VI 用消耗品キット			190024800
内訳			
ベンチュリスペアキット、PEEK	1		9910024400
Pt/Ir キャピラリスペアキット	1		9910024500
バレルネブライザ、高真空	1		9910043700
ネブライザ 0-リングキット	1		9910035200
	1	3個	9910044000
高塩濃度用キャピラリチューブ、3 m	1		9910024800
0-リング/ガスケットキット	1		9910026500
ミキシングパドル	1	5個	9910063600
バーナー位置調整カード	1	100個	9910053900

#### ヒントとテクニック

スプレーチャンバ用の対応する 0-リング、ガラス製インパクトビーズ、ネブライザスプリングはスペ アをご用意ください。日常のメンテナンス時に、0-リングに摩耗や破損が見られる場合、またガラ ス製インパクトビーズのビーズ表面に摩耗やくぼみが見られる場合は交換してください。

# Mark VI スプレーチャンバ

Mark VI スプレーチャンバは、旧モデルの Agilent AA 装置に使用されています。Mark VI のデザインには多 くの利点があります。

#### Mark VI スプレーチャンバ- 水溶液用

品名	部品番号
0-リング/ガスケットキット	9910026500
ミキシングパドル、5 個	9910063600
リキッドトラップおよびフロートアセンブリ	9910061600
水溶液用ドレインチューブ、メートル単位、2 m の長さが必要	3710009200
Mark VI スプレーチャンバアセンブリー式 ネブライザが必要	110351790



リキッドトラップおよびフロートアセンブリ、 9910061600

### Mark VI ユニバーサルスプレーチャンバ - 有機溶媒用 (水溶液にも可)

品名	部品番号
ミキシングパドル、5個	9910063600
リキッドトラップおよびフロートアセンブリ	9910061600
	9910045700
圧力除去バング	9910063100
有機溶媒用ドレインチューブ、ニトリルゴム、メートル単位、2 m の長さが必要	3710011700



フレーム AA 用 SIPS 20 サンプル導入 ポンプシステム



SIPS 10/20 ポンプチューブ、9910075900



希釈用容器、四角形、110533590



ポンプバンド、9910077600



SIPS20 3 ウェイ T ピースアセンブリ、110585790

# SIPS10/20 消耗品

サンプル導入ポンプシステム (SIPS) は、フレーム原子吸光分析用の革新的なサンプル導入および希釈システムです。分析中に、オンラインでイオン化干渉抑制剤を添加でき、複数の検量線用標準液を手動で前処理する必要がなく、幅広い濃度のサンプルの迅速かつ正確なオンライン希釈を可能にします。

#### SIPS 10/20 用消耗品キット

品名	内訳	部品番号
SIPS 10/20 用消耗品キット	内容: 希釈用容器 x 2、500 mL (110533590)。 1 L 希釈用容器 (6610014600)。 SIPS20 用SIPS 3 ウェイ T ピースアセンブリ (110585790)。 SIPS ポンプチューブ、6 個 (9910075900)。 SIPS チューブキット (9910076100)。 SIPS ポンプバンド、10 個 (9910077600)	190025400

#### SIPS10/20 メンテナンス消耗品


品名	部品番号
	9910075900
	9910076100
一 希釈用容器、四角形、1 L	110766690
	110533590
ポンプバンド、10 個	9910077600
	110651090
SIPS 20 3 ウェイTピースアセンブリ	110585790

# VGA77 消耗品

VGA77 は水素化物発生装置で、Hg や水素化物生成元素の  $\mu g/L$  レベルでの測定を可能にします。

#### 分析用消耗品キット

品名	内訳	部品番号
VGA77 用消耗品キット	内容: チューブおよびコネクタ x 2 (9910061900)。 ポンプチューブ x 2 パック、黒/黒、12 個 (3710027200)。 ポンプチューブ x 2 パック、紫/黒、12 個 (3710027300)。 ポンプベッドキット (9910050700)。気液分離管 (9910071100)。 水銀用セル (9910040700)。 T 字型吸収セル x 2 箱、2 個 (9910040000)。 スペア配管モジュール (9910062100)	190025200

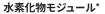

品名	部品番号
	9910062100
ICP-0ES 用水素化物モジュール VGA 77P	9910062200

<sup>\*</sup>汚染を軽減するために、As、Se、Hg 測定には個別の水素化物モジュールを使用する必要があります。

#### 吸収セル

品名	対応システム	部品番号
水銀吸収フロースルーセル、単一セル	VGA 76/77	9910040700
T 字型吸収セル、石英、2 個	VGA 76/77	9910040000



VGA 77 水素化物発生装置アクセサリ (Mark7ホルダー)



AA 用水素化物モジュールVGA77、9910062100



水銀吸収フロースルーセル、9910040700



T字型吸収セル、石英、9910040000



チューブとコネクタキット、9910061900



トランスファチューブ、VGA 76/77、3710026390

#### チューブ

品名	内訳	対応システム	部品番号
ペリスタルティックポンプチューブ、 試薬用、黒/黒ラベル付き、12 本		VGA 76/77	3710027200
ペリスタルティックポンプチュー ブ、サンプル用、紫/黒ラベル付き、 12 本		VGA 76/77	3710027300
チューブとコネクタキット	内訳: ペリスタルティックポンプチューブ (サンプル用 x 1、試薬用 x 2)、サンプルおよび 試薬用インレットチューブ (0.4 m x 3)、コネクタ、耐酸性接続チューブ、気液分離管へのガスインレットチューブ、反応コイル、気液分離管を固定するための 0-リングストラップ		9910061900
チューブとコネクタキット	内訳: ペリスタルティックポンプチューブ (サンプル用 x 2、試薬用 x 2)、サンプルおよび 試薬用インレットチューブ (0.4 m x 3)、コネクタ、耐酸性接続チューブ、気液分離管へのガスインレットチューブ、反応コイル、気液分離管を固定するための 0・リングストラップ	ICP 用 VGA 77	9910061800
水溶液用ドレインチューブ、 メートル単位、2 m の長さが必要		VGA 76/77	3710009200
トランスファチューブ 気液分離管と吸収セルのコネクタ チューブ		VGA 76/77	3710026390
チューブとコネクタキット	内訳: ペリスタルティックポンプチューブ (サンプル用 x 1、試薬用 x 2)、サンプルおよび試薬用インレットチューブ (0.4 m x 3)、コネクタ、耐酸性接続チューブ、気液分離管へのガスインレットチューブ、反応コイル	VGA 76	9910039900

#### VGA-76/77 その他の消耗品

部品番号
6610011600
9910050700
110654990
6910018900
410427590
1510267900



ポンプベッドキット、9910050700

#### VGA-76/77 操作用試薬

品名	部品番号
	8210029100



VGA 77 用気液分離管、9910071100 (AA用)

#### 気液分離管

品名	対応システム	部品番号
	AA 用 VGA 77	9910071100
気液分離管	ICP 用 VGA 77	9910062000
	AA 用 VGA 76	9910040200



気液分離管、9910062000 (ICP-0ES用)



280Z ゼーマンファーネス原子吸光分光 光度計



GTA120 重水素ファーネス用消耗品キット、 190067900



GTA 120 重水素用グラファイトシュラウド、 6310003100

# グラファイトファーネスの部品と消耗品

これらのキットを予備として常備しておくことで、メンテナンスにも迅速に対応することができます。

#### GTA120 ファーネスシステム用キット

	部品番号
	190067900
入数	部品番号
2個	6310003400
	6310003100
10個	6310003700
I 個	4710003200
5 個	9910115100
5 個	9910115600
/=	9910028200
	個

#### GTA120 ゼーマンファーネスシステム用キット


品名	'		部品番号
GTA120 ゼーマンファーネス用消耗品キット			190068000
内訳	キット数量	入数	部品番号
グラファイト電極 GTA 120 ゼーマン用	2	2個	6310003500
グラファイトシュラウド GTA 120 ゼーマン用	1		6310003600
オメガプラットフォームチューブ、パイロコート	5	10個	6310003700
シリンジ、100 μL	1	1個	4710003200
キャピラリアセンブリ	1	5個	9910115100
プラスチック製ビーカー、低密度ポリエチレン、10 mL	1	5個	9910115600
オートサンプラバイアル、2.0 mL、円錐型、ポリエチレン	1	1,000 個	9910028200

#### GTA 100/GTA 110 ファーネスシステム用キット

品名			部品番号
GTA 110 重水素ファーネス用消耗品キット			190024900
 GTA 110 ゼーマンファーネス用消耗品キット			190025000
内訳	キット数量	入数	部品番号
オメガプラットフォームチューブ、パイロコート	5	10個	6310003700
シリンジ、100 μL	1	1個	4710002300
	1	1個	4710003100
ー キャピラリアセンブリ	1	5個	9910032300
ガラス製ビーカー、25 mL	1	5個	6610008200
オートサンプラバイアル、2.0 mL、円錐型、ポリエチレン	1	1,000個	9910028200
重水素用*			
グラファイト電極 GTA 95/96/97/100/110 用	2	2個	6310001600
ゼーマン用*			
グラファイト電極 GTA 96/100/110 ゼーマン用 * 装置の種類によっていずれかが含まれます。	2	2個	6310001700



GTA110 重水素ファーネス用消耗品キット、 190024900

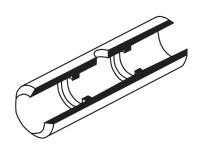

パーテーションチューブ、6310001200



オメガプラットフォームチューブ、6310003700

### グラファイトチューブとプラットフォーム

汚染、感度、精度、電気抵抗、および寿命についてグラファイトチューブの品質検査を行い、すべてのバッ チが性能仕様を満たしていることを確認しています。

一般的な測定や、低マトリックスサンプルで最高の検出下限が必要な場合は、パーテーションチューブ を使用します。これらは、有機溶媒や、低粘度のサンプルの測定時にも理想的です。

オメガプラットフォームチューブは、使いやすく、完全な原子化を行います。一体プラットフォームにより、 高密度の原子クラウドを生成して完全なサーマルプロファイルが確保されるため、良好な S/N 比と最善 の検出下限が得られます。

パイロコートプラットフォームとプラトーチューブの組み合わせにより、従来のメソッドを継続的に使用 し、プラットフォームの効果を最大限に引き出します。この結果、高マトリックスサンプルに最高の性能 が保証されます。


- ・高純度グラファイトにより、微量汚染元素によるブランク値が低減し、S/N比が向上
- ・すべてのチューブが個別にテストされているため、再現性と信頼性のある結果を実現
- ・繰り返し測定が少なくなるため生産性が向上



パイロコートグラファイトプラットフォーム、 6310001300

#### グラファイトチューブとプラットフォーム

品名	入数	部品番号
パーテーションチューブ、パイロコート	10 個	6310001200
ー オメガプラットフォームチューブ、パイロコート	10 個	6310003700
パイロコートグラファイトプラットフォーム	10 個	6310001300
プラトーチューブ専用、部品番号 6310001100	10 10	0310001300
プラトーチューブ、パイロコート	10 個	6310001100
パイロコートプラットフォーム専用、部品番号 6310001300	10 10	0310001100

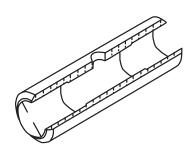

プラトーチューブ、6310001100

# グラファイト電極

- ・スペアの電極により時間のロスがなく分析効率が向上
- ・最少の接触抵抗により、最適なパフォーマンスと最大のチューブ寿命を実現
- ・高純度のグラファイトにより、グラファイトからのブランク値が低減し、S/N 比が向上



GTA 120 重水素用グラファイト電極、6310003400

#### グラファイト電極

品名	入数	部品番号
GTA 120 重水素用	2個	6310003400
グラファイト電極	2 四	
GTA 120 ゼーマン用グラファイト電極	2個	6310003500
GTA 95/96/97/100/110 重水素用グラファイト電極	2個	6310001600
	2個	6310001700



GTA 95/96/97/100/110 重水素用グラファイト 電極、6310001600

# グラファイトシュラウド

#### グラファイトシュラウド

品名	部品番号
	6310003100
	6310003600
	6310001800
GTA 96/100/110 ゼーマン用グラファイトシュラウド	6310001900



GTA 120 重水素用グラファイトシュラウド、 6310003100



GTA 120 ゼーマン用グラファイトシュラウド、 6310003600

# 10

電極交換ツール、9910031200

# グラファイトファーネスツール

#### グラファイトファーネスツール

品名	部品番号
グラファイトチューブ調整ツール	7210034200
グラファイトチューブ交換ツール	7210018900
GTA 96/97/100/110/120 用電極交換ツール、ドローバー x 2	9910031200
	9910033300
GTA 96/100/110/120 ゼーマン用電極交換ツール、ドローバー x 2	9910049300
GTA-96/100/110/120 ゼーマン用シュラウド交換ツール	9910050400



大容量カローセルキット、9910113100

#### グラファイトファーネス原子吸光分光光度計用オプションアクセサリ

品名	対応システム	部品番号
GTA ビューイング/ヒュームエクストラクションアクセサリ サンプルコンパートメントに取り付けて、GTA ワークヘッドから煙を除去します。 ミラーを介してチューブを見ることができるため位置合わせが簡単にできます。 150 mm (6 インチ) または 125 mm (5 インチ) 排気ダクトに接続します。	GTA 120	210190000
大容量カローセルキット 内容: カローセルディスク (130 サンプル)、1.1 mL バイアル (2000 個)、 バルク溶液用の 10mL プラスチック製ビーカー x 5	GTA 120	9910113100
無気泡シリンジアップグレードキット	PSD 97/100	9910116800

# グラファイトファーネス原子吸光分光光度計用 PSD (サンプラ) 消耗品

### グラファイトファーネス原子吸光分光光度計用スペアと消耗品

品名	対応システム	部品番号
サンプルバイアル、ポリエチレン、1.1 mL、2000 個	PSD 120 大容量サンプルカローセル	6610025900
オートサンプラバイアル、2.0 mL、円錐型、 ポリエチレン、1000 個	PSD 95/96/97/100/120	9910028200
ガラス製ビーカー、25 mL	PSD 95/96/97/100	6610008200
ー プラスチック製ビーカー、低密度ポリエチレン、10 mL	PSD 120	9910115600
	PSD 97/100/120	6610012100
	PSD 97/100/120	1610094600
	PSD 120	9910115100
キャピラリアセンブリ、5 個	PSD 95/96/97/100	9910032300
カローセルアダプタ、5 個 中央カローセル位置で 2 mL サンプルバイアルを 使用できます。	PSD 120	9910116900
2.115.65, 1001	PSD 120	4710003200
シリンジ、100 µL	PSD 95/96/97/100	4710002300
 100 μL シリンジ用プランジャ、PTFE チップ付き	PSD 96/97/100/110	4710003100
カローセルプレートのみ	PSD 100/120	5410056900
130 サンプル用カローセルプレートのみ	PSD 120	5410046300
ファーネスワークヘッドビューイングミラー	GTA 110/120	9910091200
ファーネスワークヘッドビューイングミラー	GTA 96/97/100	9910032700
ネジ ローレット付き M4、ブロック固定、1 個		1510146800
 カローセルアダプタ、5 個	PSD 120	9910116900



ガラス製ビーカー、6610008200



サンプルバイアル、2 mL、9910028200



プラスチック製ビーカー、9910115600



5110 SVDV ICP-OES 分光光度計

# ICP-OES 消耗品

# 消耗品キット

アジレントは、ICP-OES の世界的なリーダーとして認められており、数千台のシステムが世界中で稼働し ています。Agilent 5110 ICP-OES は、ICP-OES 分析に革命をもたらします。このシステムは、きわめて困難 なサンプルでも性能について妥協することなく、効率的に分析できます。アジレントが提供する ICP-OES は、ルーチンアプリケーションと困難なアプリケーションの両方に対応することができます。さまざまな サンプル導入オプションと、幅広い性能/生産性を拡張するアクセサリにより、アジレントのシステムは、 今日の市場に存在するシステムの中で最高の速度と柔軟性を持つ ICP-OES となっています。アジレント の ICP-OES には、その性能をより高めるために幅広い消耗品が用意されています。

700 シリーズおよび Liberty ICP-OES 用消耗品キット

品名	説明	内訳	部品番号	
		スペアトーチ (7 個)、ダブルパス (1 個) + シン		
	Agilent アキシャル ICP-0ES シス	グルパス (2個) ガラスサイクロニックスプレー		
Extenda バリュー	テムとガラスサイクロニックサ	チャンバ、SeaSpray ネブライザ、スプレーチャ	9910112800	
パック	ンプル導入システムのルーチ	ンバ 0-リングキット (2 個)、チューブおよびコ	9910112000	
	ン操作をサポート	ネクタキット、イージーフィットサンプル注入		
		口コネクタ、ネブライザ用 GazFit ガスコネクタ		
		ハイソリッドトーチ、セミデマンタブルトーチ		
		と内径 1.8 mm のアルミナインジェクタ、内		
		径 0.8 mm の石英インジェクタ、内径 1.4 mm		
	Agilent アキシャル ICP-OES	の石英インジェクタ (6 個)、スプレーチャンバ		
マトリックスバリュー	システムと不活性サンプル	(ダブルパスガラスサイクロニックと不活性ス	9910112600	
パック	導入システムのルーチン操作	ターマン・マスターを各 1 個)、V 字型ネブラ	9910112000	
	をサポート	イザ、不活性スプレーチャンバ用 0-リングキッ		
		ト、チューブおよびコネクタキット、イージー		
		フィットサンプル注入口コネクタ、ネブライザ		
		用 GazFit ガスコネクタ		
	Agilent ラディアル ICP-0ES	スペアトーチ (4 個)、スターマン・マスタース		
Extenda バリュー	Agrient ファイテル ICF-DES システムと不活性サンプル	プレーチャンバ、トーチボンネット、0-リング		
パック	ジステムと小石住りンフル 導入システムのルーチン操作	キット (2 個)、V 字型ネブライザ (2 個)、チュー	9910112700	
1197	をサポート	ブおよびコネクタキット (2 個)、ネブライザ用		
	をリルート	GazFit ガスコネクタ		

#### 5100/5110 デュアルビュー ICP-OES 用消耗品キット

品名	内訳	部品番号
	イージーフィットデマンタブルトーチ、外部チューブセット (2)、ペリスタルティックポンプチューブ (サンプル用 4 個、廃液用 4 個)、内標準用チューブおよびコネクタ、U-シリーズ SeaSpray ネブライザ、UniFit	
5100/5110 SVDV/VDV ICP-0ES 用 消耗品キット	サンプル注入口フィッティング (内径 0.75 mm)、ネブライザ用 Ezylok ガスコネクタ、スペアネブライザ シール付きダブルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、スプレーチャンバドレイン用 UniFit コ ネクタ、クランプ、アキシャルおよびラディアルビュー用ウィンドウ、ネブライザ用キャピラリチューブ、 Barb コネクタ (2)、サンプルトレイ、スプレーチャンバ用 PFA ネブライザガスチューブおよびドレイン	G8010-67001
5100/5110 RV ICP-OES 用 消耗品キット	チューブ イージーフィットデマンタブルトーチ、外部チューブセット (2)、ペリスタルティックポンプチューブ (サンプル用 4 個、廃液用 4 個)、内標準用チューブおよびコネクタ、U-シリーズ SeaSpray ネブライザ、UniFit サンプル注入口フィッティング (内径 0.75 mm)、ネブライザ用 Ezylok ガスコネクタ、スペアネブライザシール付きダブルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、スプレーチャンバドレイン用 UniFit コネクタ、クランプ、プレオプティクスウィンドウ、ネブライザ用キャピラリチューブ、Barb コネクタ (2)、サンプルトレイ、スプレーチャンバ用 PFA ネブライザガスチューブおよびドレインチューブ	

#### ヒントとツール

革新的なサンプル導入コンポーネントと消耗品、認定済み標準液、サンプルろ過フィルタによって詰まりを減らし、メンテナンスのヒントによって ラボの性能とサンプルスループットを上げることで、ICP-0ES の課題を解決できます。アジレントは、お客様がワークフローを改善してトラブルを なくし、最大限の生産性を達成できるよう、あらゆる ICP-OES ソリューションに対応した豊富な製品をご用意しています。

詳細については、www.agilent.com/chem/jp を参照してください。

### CrossLab リアルストーリー



リアルストーリー No.

# 高い価値を提供する 分光分析

CrossLab チームが大手民間ラボを訪問した結果、Agilent ICP-OES システムに切り替えることで、分光分析の品質と生産性の向上、 およびコストの削減を実現できることがわかりました。

「見えない価値」を「目に見える成果」へ

www.agilent.com/chem/story67



ダブルパスガラスサイクロニックスプレー チャンバ、7910043700



スターマン・マスタースプレーチャンバ、 110593190

## スプレーチャンバとブラケット 700シリーズ、Liberty、Vista

品名	対応システム	説明	部品番号
シングルパスガラスサイクロ ニックスプレーチャンバ、700 シリーズおよび Liberty ICP-OES 用	最高の S/N 比性能が要求される ルーチン水溶性サンプル	装着ブラケットが別途必要	2010081700
冷却スプレーチャンバ、冷却 ギャラリ付きのダブルパスガラス サイクロニックスプレーチャンバ	揮発性有機溶媒用	Liberty シリーズ I/II、Vista、700 シリーズ ICP-OES 用の装着 ブラケットを含む (冷却水循 環装置が別途必要)	9910070400
ダブルパスガラスサイクロニック スプレーチャンバ、700 シリーズ および Liberty ICP-OES 用	有機溶媒と高マトリックスまたは 高塩濃度サンプル	装着ブラケットが別途必要	7910043700
スターマン・マスタースプレー チャンバ、700 シリーズ および Liberty ICP-OES 用	フッ酸試料用、または溶解物、 スラリー試料、およびその他の 高塩濃度サンプル用に V 字型 ネブライザを使用する場合	装着ブラケットが別途必要	110593190
ガラスサイクロニックスプレー チャンバ用装着ブラケット	715/725/735 ラディアル、Vista- PRO ラディアルおよび初期 アキシャル、Vista-MPX ラディア ル、Liberty Series II ラディアル および初期アキシャルモデル用		110611700
ナヤンハ用装着ノフゲット	710/720/730 アキシャル、Vista- PRO アキシャル、Vista-MPX アキシャル、Liberty Series II アキシャルモデル用		110665200
スターマン・マスタースプレー	715/725/735 ラディアルI、Vista-PRO ラディアルおよびアキシャル、Vista-MPX ラディアルモデル、Liberty Series II ラディアルおよび初期アキシャルモデル用		410298400
チャンバ用装着ブラケット	710/720/730 アキシャル、Vista- PRO アキシャル、Vista-MPX アキシャル、Liberty Series II アキシャルモデル用		410328600
MSIS とアキシャル/ラディアル CP-OES の装着ブラケット	700 シリーズのアキシャル/ ラディアル全モデル		110868000
シングル/ダブルパスサイクロ ニックスプレーチャンバの ネブライザ注入口用 0-リング			6910001200

(続く)

#### スプレーチャンバとブラケット 5100/5110 ICP-0ES

品名	対応システム	説明	部品番号
ボールジョイントアウトレット付			
きダブルパスガラスサイクロニッ	有機溶媒、高マトリックスまたは	Helix ネブライザシールおよび	00010 00050
クスプレーチャンバ、5100/5110	高塩濃度サンプル用	UniFit ドレインアウトレット	G8010-60256
ICP-0ES 用			
ボールジョイントアウトレット	最高の感度と LOD が求められる		
付きシングルパスガラスサイ	水溶性および低マトリックスサン	Helix ネブライザシールおよび	G8010-60271
クロニックスプレーチャンバ、		UniFit ドレインアウトレット	G8010-002/1
5100/5110 ICP-OES 用	プル用		
ボールジョイントアウトレット付			
き不活性 PTFE シングルパス	フッ酸溶液および低塩濃度	Helix ネブライザシールおよび	00000 70000
サイクロニックスプレーチャン	サンプル用	UniFit ドレインアウトレット	G8000-70008
バ、5100/5110 ICP-0ES 用			
ボールジョイントアウトレット付			
き不活性 PTFE ダブルパス	フッ酸溶液および低塩濃度	Helix ネブライザシールおよび	G8010-80034
サイクロニックスプレーチャン	サンプル用	UniFit ドレインアウトレット	G8010-80034
バ、5100/5110 ICP-0ES 用			
UniFit ドレインコネクタ、			
5100/5110 ICP-0ES スプレー	廃液ライン用ペリスタルティック		
チャンバ用、外径 2.0 mm、	ポンプチューブとスプレーチャン		G8010-80036
内径 0.86 mm、480 mm	バ出口を接続		
キャピラリチューブ、3個			



ボールジョイントアウトレット付き不活性 PTFE ダブルパスサイクロニックスプレーチャンバ、 5100/5110 ICP-0ES 用、G8010-80034



ボールジョイントアウトレット付き ダブルパスガラスサイクロニックスプレー チャンバ、5100/5110 ICP-0ES 用、G8010-60256

#### ヒントとツール

サンプルろ過の手順を省いた結果、サンプル取り込みチューブ、ネブライザ、インジェクタ内に大きな粒子が詰まると、長時間のダウン タイムの原因となる可能性があります。

Agilent Captiva プレミアムシリンジフィルタは、幅広いサイズ、材質、膜に対応しています。これらのフィルタは業界最高クラスの流量と 保持容量を備えており、高速なろ過処理が可能です。

#### スターマン・マスタースプレーチャンバの消耗品

番号	品名	部品番号
1	スプレーチャンバ上部、Ertalyte (ネジ、バッフル、出口バングを除く)	1610114500
2	ネジ、ICP-0ES スプレーチャンバ	1510188100
3	ネブライザホルダ、Ertalyte。外径 6 mm の同軸ネブライザに適合	810128100
4	ネブライザホルダの内部用 0-リング、内径 7/32 インチ、外径 11/32 インチ、1/16 インチのニトリルゴム	6910008200
5	スプレーチャンバ本体のネブライザホルダ密封用 0-リング、 内径 7/16 インチ、 外径 5/8 インチ、 3/32 インチのニトリルゴム	6910019800
6	スプレーチャンバベース (下部)、Ertalyte (ドレインフィッティングアセンブリを除く)	1610114700
7	スプレーチャンバ本体用 0-リング、上部とベースの密着用 + 内径 2 + 3/16 インチ、外径 2 + 3/8 インチ、3/32 インチ、ニトリルゴム	6910017400
8	スプレーチャンバ用リテーニングナット	1510188200
9	スプレーチャンバ用内部バッフル	1610114600
	スプレーチャンバ用ドレインフィッティングアセンブリ	110593000
	トーチへのサンプルエアロゾル出口用出口バング (スプレーチャンバ上部)	1610114800
	ドレインおよびエアロゾル出口用 0-リング、内径 11/16 インチ、外径 13/16 インチ、1/16 インチのニトリルゴム	6910006000



スターマン・マスタースプレーチャンバ、110593190

# IsoMist 温度制御スプレーチャンバ

アジレントの IsoMist 温度制御スプレーチャンバは、サンプル導入システムの温度を正確に制御します。 揮発性有機溶媒や粘性のある油サンプルなどの、分析がきわめて難しいマトリックスに対しても優れた 長期安定性を提供します。

ペルチェ装置によってプログラムされた温度が制御されるため、サンプル導入システムを加熱または冷 却し、安定した温度を維持できます。



#### IsoMist 用消耗品 (RoL 構成)、5100/5110 ICP-0ES 用

品名	説明	部品番号
IsoMist 用 PuraFlex トランスファチュー	IsoMist のエアロゾル出口をイージーフィット ICP-0ES	00010 00011
ブ、Agilent 5100/5110 ICP-0ES 用	トーチに接続	G8010-68011
	Twister スタイル (ダブルパス) ガラスサイクロニック、熱伝	
ICP-0ES スプレーチャンバ、IsoMist 用	導性ポリマーカプセル化、5100/5110 ICP-0ES (RoL 構成)	00010 00001
のカプセル化された Twister スタイル	用 IsoMist 用	G8010-68024
	4200/4210 MP-AES 用 IsoMist には不適合	
ドレインフィッティング、直交、UniFit、	IsoMist スプレーチャンバの廃液出口用	G8010-68023
3 個	isuiviist ヘノレーティンハの疣/秋山口用	00010-00023

# サンプルコンパートメントとスプレーチャンバとブラケット

- 高い S/N 比を備え、優れたウォッシュアウトを行うシングルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ
- 有機サンプルおよび高塩濃度サンプルでのプラズマ安定性を高めるガラスダブルパスサイクロンスプレーチャンバ
- 不活性で干渉を最小限に抑え、高塩濃度サンプルでの測定安定性を高める、スターマン・マスタースプレーチャンバ (700 シリーズと Liberty ICP-OES のみに対応)

#### サンプルコンパートメントキット 700シリーズ、Liberty ICP-OES

品名	内訳	部品番号	アキシャル (軸方向) ICP-0ES 用	ラディアル (側面方向) ICP-0ES 用
サンプルコンパートメント/トーチボックスチューブ接続				
キット	スプレーチャンバ部のチューブとドレイン用スペアニップ			
スプレーチャンバ部のチューブとドレイン用スペアニップ	ルを含む (ポンプチューブを除く) (700 シリーズと Liberty	9910057100		
ルを含む (ポンプチューブを除く) (700 シリーズと Liberty	ICP-OES のみに対応)			
ICP-0ES のみに対応)				
サンプルコンパートメント 0-リングキット	スプレーチャンバ部・組み立て式トーチ部・アルゴン加湿			
スプレーチャンバ部・組み立て式トーチ部の 0-リングを	器部のすべての 0-リングを含む (700 シリーズと Liberty	9910057200		
含む (700 シリーズと Liberty ICP-OES のみに対応)	ICP-OES のみに対応)			
700 シリーズおよび Liberty ICP-OES 用チューブとコネクタ				
キット	2 パックの標準ペリスタルティックポンプチューブ、スナッ			
2 パックの標準ペリスタルティックポンプチューブ、スナッ	プコネクタ、またサンプルコンパートメントおよびトーチ		9910097500	9910105400
プコネクタ、またサンプルコンパートメントおよびトーチ	ボックスエリアで使用するコネクタを含む。スペアスター		9910097500	9910103400
ボックスエリアで使用するコネクタを含む。スペアスター	トアップキットに理想的			
トアップキットに理想的				
700 シリーズ ICP-0ES 用ドリップトレイ		6210113000		
 0-リングキット、ASA アルゴン加湿器アクセサリ用		9910081400		



サンプルコンパートメント/トーチボックス チューブ接続キット、9910057100



サンプルコンパートメント 0-リングキット、 9910057200

# ネブライザとアクセサリ

- ・再現性が高く安定した試料導入を実現
- ・細かい霧の生成により、最高の信号強度と最適な S/N 比を実現
- ・繰り返し測定が少なくてすむため、ダウンタイムが減り、生産性が向上

#### ネブライザとアクセサリ

品名	内訳	アプリケーション	部品番号
OneNeb シリーズ 2 同軸ネブライザ	内容: 交換可能なサンプルキャピラリ/コネクタアセンブリ、ネブライザガス注入口用クイックリリースコネクタ、ペリスタルティックポンプチューブ用コニカルアダプタ	SeaSpray よりも優れた精度と感度を備え、25 % 塩濃度 までのサンプルのルーチン分析に対応。ほとんどの 溶液タイプに最適	G8010-60293
U-シリーズガラス同軸ネブライザ (SeaSpray)、5100/5110 ICP-0ES 用	UniFit サンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	20% 塩濃度までのサンプルのルーチン分析	G8010-60255
ガラス同軸ネブライザ (SeaSpray)、 700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP- OES 用	イージーフィットサンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	20 % 塩濃度までのサンプルのルーチン分析	2010096400
U-シリーズガラス同軸ネブライザ、 5100/5110 ICP-0ES 用	UniFit サンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	有機溶媒と5%塩濃度までのサンプルのルーチン分析	G8010-60270
K 型ガラス同軸ネブライザ、700 シリー ズおよび Vista シリーズ ICP-0ES 用	イージーフィットサンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	有機溶媒と5%塩濃度までのサンプルのルーチン分析	2010106800
U-シリーズスラリーガラス同軸ネブライ ザ、5100/5110 ICP-0ES 用	UniFit サンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	ほとんどの有機サンプル、および粒子サイズの大きい サンプル (使用済みオイルサンプルなど) に推奨	G8010-60347
低流量ガラス同軸ネブライザ (MicroMist)、0.4 mL/min で吸引	UniFit サンプルコネクタ (内径 0.5 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	少量サンプル、700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP- OES 用	2010126000
ガラス同軸ネブライザ (SeaSpray) 2 mL/min、1 L/min	イージーフィットサンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	20%塩濃度までのサンプルのルーチン分析	CP959366

(続く)



OneNeb シリーズ 2 同軸ネブライザ、8010-60293



K 型ネブライザ、2010106800

#### ネブライザとアクセサリ

品名	内訳	アプリケーション	部品番号
V 字型ネブライザキット、不活性、 スターマン・マスタースプレー チャンバ用	チューブとフィッティングを含む	高塩濃度・フッ酸・スラリー試料用、または > 20 % 塩濃度以上のサンプル	9910057400
Mira Mist PTFE 同軸ネブライザ	0.5 m サンプルキャピラリ (外径 0.044 インチ x 内径 0.018 インチ) とガスコネクタを含む	20%塩濃度までのルーチン分析、強酸と有機溶媒を含む	CP913246
Mira Mist PEEK 同軸ネブライザ	0.5 m サンプルキャピラリ (外径 0.044 インチ x 内径 0.018 インチ) とガスコネクタを含む	20% 塩濃度までのルーチン分析 (強酸と有機溶媒には推奨しない)	CP914506
ガラス同軸スラリーネブライザ	イージーフィットサンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) を含む	150 μm までの粒子のスラリーサンプルまたは > 20 % 塩濃度以上のサンプル	2010097600
Liberty シリーズII アキシャルシステム用 高流量ガラス同軸スラリーネブライザ	イージーフィットサンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	スラリーサンプルまたは 20 % を超える塩濃度を含む サンプル	2010097700
Liberty シリーズ II アキシャルシステム 用高流量 K 型ガラス同軸ネブライザ	イージーフィットサンプルコネクタ (内径 0.75 mm x 700 mm) と EzyLok ガスコネクタを含む	5%塩濃度までのサンプルのルーチン分析	2010081600
サンプル注入口 (UniFit) フィッティング、 U-シリーズガラス同軸ネブライザ用、 5100/5110 ICP-OES 用、内径 0.75 mm x 外径 1.3 mm キャピラリチューブ、10 個			G8010-80035
ナンブル注入口 (UniFit) フィッティング、 J-シリーズガラス同軸ネブライザ用、 i100/5110 ICP-OES 用、内径 0.5 mm x 外径 1.3 mm キャピラリチューブ、10 個			G3266-80012
サンプル注入口フィッティング、OneNeb シリーズ2ネブライザ用	キャピラリコネクタと内径 0.5 mm、外径 1/16 インチ、 長さ 750 mm のサンプルキャピラリ接続チューブを含 む	OneNeb シリーズ 2 ネブライザに対応	G8010-60345

(続く)

## ヒントとツール

OneNeb シリーズ 2 ネブライザは、HF、高塩濃度サンプル、有機溶媒、低流量アプリ ケーションに使用できます。感度も向上します。

OneNeb フライヤー、OneNeb のビデオ、仕様については、www.agilent.com/chem/ oneneb2 を参照してください。



V 字型ネブライザキット、9910057400

#### ネブライザとアクセサリ

品名	内訳	アプリケーション	部品番号
コニカルアダプタ、外径 1/16 インチの サンプルライン、OneNeb シリーズ 2 ネ ブライザ用	コニカル PTFE アダプタと PTFE ナット (メス)、PTFE フェ ラル、ロックリングを含む	外径 1/16 インチのサンプルキャピラリとペリスタル ティックポンプチューブを接続	5043-0502
イージーフィットコネクタ、アキシャル ICP-OES のガラス同軸ネブライザ用、 10 個			9910107700
イージーフィットコネクタ、ラディアル ICP-OES のガラス同軸ネブライザ用、 10 個		SVS 1 アクセサリに対応	1610136400
	Ezylok コネクタ、チューブアダプタ、チューブクランプ を含む	700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES に対応	9910127800
サンプル注入口コネクタ、Mira Mist ネブライザ用	0.5 m サンプルキャピラリ (外径 0.044 インチ x 内径 0.018 インチ) を含む		CP913777
Y コネクタ、内標準イオン化バッファの オンライン追加用			1610132400
チューブ、内径 1/8 インチ、 外径 1/4 インチ、壁面 1/16 インチ、 m 単位		アルゴン供給源と700 シリーズおよび Liberty ICP-OES の ネブライザを接続	3710031500
ネブライザガスコネクタ		700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES の機器のガス 出口コネクタにネブライザガス供給チューブを接続	1610085300
補助ガスコネクタ		700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES の機器のガス 出口コネクタに補助ガス供給チューブを接続	1610085600
スピーディクランプ		ネブライザまたは補助ガスコネクタにガス供給チューブ を固定 (チューブの長さあたり 2 個必要)700 シリーズ および Vista シリーズ ICP-OES に対応	810103200



イージーフィットサンプル注入口コネクタ、 9910107700



EzyLok コネクタ、9910127800



Y コネクタ、1610132400



加湿器アクセサリ、ICP-OES、ICP-MS、 および MP-AES 装置用

# 加湿器アクセサリ

アジレントの加湿器アクセサリは、さまざまな Agilent ICP-OES、ICP-MS、MP-AES 機器に対応していま す。アクセサリは、脱イオン水入りのボトルを通るホローファイバメンブレンチューブに基づいていま す。これによりネブライザガス中の水蒸気量が増加し、ネブライザオリフィスでの脱溶媒が抑制され ます。このプロセスによって、粒子の蓄積によりネブライザが詰まるような分析困難なサンプルタイ プでも正確に分析でき、長期間の安定性が向上します。

溶媒の塩濃度が3%を超える場合に推奨します。

#### 加湿器アクセサリ

品名	対応システム	内訳	部品番号
ネブライザガス加湿器	5100/5110 DV シリーズ ICP-	ガスライン (0.6 m、外径 4 mm、2 個)、	
アクセサリ、ICP-OES	OES または 4200/4210	フィッティングプレート、ブラケット、	G8010-60346
および MP-AES 用	シリーズ MP-AES	および取り付け手順を含む	
		内部にホローファイバメンブレンチューブ の付いた交換用ボトル	
ネブライザガス加湿器 ボトル、ICP-MS 用	7800/7900 および 8900 シリーズ ICP-MS	ガスラインや装着ブラケットは含まれない。ICP-MS の完全キットについては、 部品番号 G8412A および G8412A#100 (7800/7900 および 8900 モデル用) で ご注文ください。	G8400-60700
チューブキット、 ネブライザガス加湿器 アクセサリ用	5100/5110 シリーズ DV ICP- OES、4200/4210 MP-AES、 7800/7900 および 8900 シリーズ ICP-MS	チューブ、黒、PTFE、2 x 4 mm、長さ 615 mm (5043-0059)、チューブ、黒、PTFE、 1.59 x 3.17 mm、長さ 575 mm (5043-0060) を含む	G8400-60710

#### 詳細

加湿器アクセサリの詳細については、www.agilent.com/search で 5991-7290EN を検索して参照してください。

# トーチ

- ・スピーディに点灯して安定した点灯状態を維持するため、ダウンタイムを低減
- ・均一で安定したプラズマにより再現性の高い結果を実現
- ・自動ガス接続に最適
- トーチの手動調整が不要なため設置が簡単



#### トーチ

品名	説明	アプリケーション	部品番号
5100/5110 SVDV/VDV ICP-0E	S 用トーチ		,
一体型イージーフィットトーチ (標準 DV トーチ)	内径 1.8 mm のインジェクタ、 スロット付き拡張外部チュー ブ、ラディアルビュー用		G8010-60228
デマンタブルイージーフィット トーチ	内径 1.8 mm のインジェクタ、 交換可能なスロット付き拡張 外部チューブ、ラディアル ビュー用		G8010-60236
デマンタブルイージーフィット 高塩濃度トーチ	内径 2.4 mm のインジェクタ、 交換可能なスロット付き拡張 外部チューブ、ラディアル ビュー用	高塩濃度サンプルに推奨	G8010-60232
半揮発性有機溶媒用 デマンタブルイージーフィット トーチ	内径 1.4 mm のインジェクタ、 交換可能なスロット付き拡張 外部チューブ、ラディアル ビュー用	半揮発性有機溶媒に推奨	G8010-60233
フッ酸溶液用不活性 デマンタブルイージーフィット トーチ	内径 1.8 mm のセラミックイン ジェクタ、交換可能なスロット 付き拡張外部チューブ、ラディ アルビュー用トーチベース用の ボールジョイントコネクタ付き	フッ酸溶液に推奨	G8010-60231



石英外部チューブセット、5100/5110 シリーズ DV トーチ用、G8010-60263

(続く)



一体型イージーフィットトーチ、 G8012-60000

#### トーチ

品名	説明	アプリケーション	部品番号
デマンタブルイージーフィット トーチ用石英外部チューブセット、5100/5110 DV ICP-0ES 用	ラディアルビュー用拡張外部 チューブ (スロット付き)、中継 チューブ (アセンブリに統合)、 上部シールを含む		G8010-60263
5100/5110 RV (ラディアル) ICP	-0ES 用トーチ		
	内径 1.4 mm のインジェクタ、 短い外部チューブ (スロットな し)、ラディアルビュー専用		G8012-60000
デマンタブルイージーフィット トーチ	内径 1.4 mm のインジェクタ、 交換可能な短い外部チュー ブ (スロットなし)、ラディアル ビュー専用		G8010-60237
軍発性有機溶媒用 デマンタブルイージーフィット トーチ	内径 0.8 mm のインジェクタ、 交換可能な短い外部チュー ブ (スロットなし)、ラディアル ビュー専用	揮発性有機溶媒に推奨	G8010-60235
フッ酸溶液用不活性 デマンタブルイージーフィット トーチ	内径 1.8 mm のセラミックイン ジェクタ、交換可能な短い外部 チューブ (スロットなし)、ラディ アルビュー用トーチベース用の ボールジョイントコネクタ付き	フッ酸溶液に推奨	G8010-60234
デマンタブルイージーフィット トーチ用石英外部チューブ セット、5100/5110 RV ICP-0ES 用	ラディアルビュー用の短い外部 チューブ (スロットなし)、中継 チューブ (アセンブリに統合)、 上部シールを含む		G8010-60264

## CrossLab リアルストーリー



「見えない価値」を「目に見える成果」へ

リアルストーリー No. 空気の清浄化

環境ラボの作業員が頭痛に悩まされていました。CrossLab エンジニアがトラブルシューティングを実施して問題を解決し、 安全なラボ環境と性能の向上を実現しました。

www.agilent.com/chem/story82

#### 一般的な5100/5110 ICP-0ES トーチの消耗品

品名	説明	部品番号
トーチクランプ	5100/5110 ICP-OES でスプレーチャンバとトーチの間のボールジョイント ソケットを固定	G8000-64140
	耐フッ酸トーチでの使用には適さない	
耐フッ酸デマンタブル トーチ用トーチクランプ	5100/5110 ICP-OES で耐フッ酸スプレーチャンバと耐フッ酸トーチの間	
	のボールジョイントソケットを固定	G8010-60227
	標準デマンタブルトーチでの使用には適さない	
トーチクリーニング	トーチ全体またはインジェクタ/ベースアセンブリを洗浄液中に保持で	
スタンド、5100/5110 ICP-	トーナ 主体 よたはインシェンタ/ハースナビンフリを ルデ 成中に 味持 C きる 安定 した プラットフォーム	G8010-68021
OESトーチ用	さる女足したノブットフォーム	
トーチ用保管ラック、	最大 5 個の 5100/5110 DV/RV ICP-0ESトーチを洗浄後に保管可能	G8010-67000
5100/5110 ICP-OES 用	取入 5 個の 5100/5110 DV/NV ICP-UE3 トーナを元才後に休官可能	G0010-07000



トーチクランプ、G8000-64140



トーチクランプ、耐フッ酸デマンタブル トーチ用、G8010-60227

#### 5100/5110 デュアルビュー ICP-0ES 用その他の 消耗品

品名	部品番号
ワークコイル、5100/5110 デュアルビュー ICP-OES 用	G8010-68103
冷却水用ストレーナー	G1833-67024
- 交換用ガラス、石英、アキシャルビュープレオプティクスウィンドウ用	G8010-68014
	G8010-68018
- 交換用ガラス、フッ化カルシウム、ラディアルビュープレオプティクスウィンドウ用	G8010-68015



トーチクリーニングスタンド、5100/5110 ICP-0ESトーチ用、G8010-68021

一体型アキシャル石英トーチ、内径 2.4 mm インジェクタ (標準タイプ)、2010090400



アジレントのインジェクタ設計を使用した 高塩濃度用アキシャルトーチ、2010094800



シースガス高塩濃度用トーチ、 アキシャルICP-OES 用、 2010122400

# 700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-0ES 用トーチ

#### 一体型アキシャルトーチ

品名	アプリケーション	部品番号
	10 % 未満の塩濃度の水溶性	2010090400
——————————————————————————————————————	サンプルのルーチン分析	
一体型石英トーチ、内径 0.8 mm インジェクタ (標準タイプ)	ガソリンなどの揮発性有機溶媒 のルーチン分析	2010104700
一体型石英トーチ、内径 1.4 mm インジェクタ (標準タイプ)	灯油、キシレン、ホワイト スピリットなどの有機溶媒の ルーチン分析	2010104800
一体型トーチ、高塩濃度用、内径 2.4 mm	25%塩濃度までのルーチン分析	2010094800
ー体型トーチ、拡張高塩濃度用、内径 2.4 mm	25%塩濃度までのルーチン分析	2010104600
一体型シースガストーチ、高塩濃度用、内径 2.4 mm 拡張高塩濃度トーチよりも優れた性能を発揮するために AGM 1 補助ガスモジュール (P/N G8473A) と共に使用。 (AGM 1 は販売終了)	25 % 塩濃度までのルーチン分析	2010122400

低流量石英トーチ、ラディアル ICP-OES 用、 2010069690



アジレントのインジェクタ設計を使用した 高塩濃度用トーチ、ラディアル ICP-OES 用、 2010095000

#### 一体型ラディアルトーチ

品名	アプリケーション	部品番号	
一体型石英トーチ、内径 1.4 mm インジェクタ	10%未満の塩濃度の水溶性サンプルの	2010069690	
(標準タイプ)	ルーチン分析	2010009090	
一体型石英トーチ、内径 0.8 mm インジェクタ	ガソリンなどの揮発性有機溶媒の	2010117400	
(有機溶媒用)	ルーチン分析		
一体型石英トーチ、内径 1.4 mm インジェクタ	灯油、キシレン、ホワイトスピリットなどの	2010117500	
(有機溶媒用)	有機溶媒のルーチン分析	201011/500	
アジレントのインジェクタ設計を使用した高塩濃度用	25 % 塩濃度までのルーチン分析	2010095000	
トーチ、ラディアル ICP-OES 用、内径 1.8 mm	20 % 塩辰度よくのルーナン万例	2010093000	

#### トーチスペア

品名	部品番号
ラディアル ICP-OES 用石英トーチボンネット	2010070790
FEP チューブ、トーチとチャンバ間、ラディアル ICP-OES 用、ガラスサイクロニックスプレーチャンバ用	7910051290
GazFit フィッティング、内径 8 mm、ICP-0ESトーチ用、2 個	CP959924
FEP チューブ、トーチとチャンバ間、ラディアル ICP-0ES 用、スターマン・マスタースプレーチャンバ用	7910051490
GazFit フィッティング、内径 6 mm、一体型とデマンタブル ICP-0ES トーチ用、4 個	9910107100
アキシャル ICP-OES 用トランスファチューブ FEP (サイクロンとスターマン・マスタースプレーチャンバに最適)	7910051590
シリコンポンプチューブ/m、内径 3/16 インチ x 外径 5/16 インチ トーチプラズマと補助ガスラインを 700 シリーズ、Vista シリーズ、および Liberty ICP-OES の アルゴン供給源と接続	2410023800
チューブ、内径 1/4 インチ、外径 1/16 インチ、m 単位	3710033400



石英トーチボンネット、2010070790

アキシャル ICP-OES 用トランスファチューブ FEP、 7910051590

#### デュアルビューおよびアキシャル ICP-OES 用コーン

品名	部品番号
コーン用ナット	1510220200
	G8010-68109
Vista/700 シリーズアキシャル ICP-0ES 用プレオプティクスコーン	3610007300
Liberty シリーズアキシャル ICP-OES 用プレオプティクスコーン	3610006200
Esteele クリーニングパウダー、アキシャル ICP-OES のインタフェースコーンのクリーニング用	8110002800



Vista/700 シリーズアキシャル ICP-0ES 用 プレオプティクスコーン、3610007300



デマンタブル不活性アキシャル トーチアセンブリキット、9910084700



デマンタブル不活性ラディアルトーチアセンブリ キット、9910056800

#### デマンタブルトーチ

品名	説明	部品番号
デマンタブルトーチキット、アキシャル用	スプレーチャンバとトーチを接続する 1 m の	9910084700
	トランスファチューブ (P/N 3710033400) も必要	9910084700
デマンタブルトーチキット、ラディアル用	スプレーチャンバとトーチを接続する 1 m の	9910056800
	トランスファチューブ (P/N 3710033400) も必要	991000000
デマンタブルトーチキット、アキシャル用	トーチおよびブラケットキットを含む	9910106300
デマンタブルトーチキット、ラディアル用	トーチおよびブラケットキットを含む	9910106400

\*アプリケーション: 不活性アルミナインジェクタ (P/N 2410067590) で使用する場合は遊離 HF を含むサンプル。揮発性有機溶媒には ナローボア内径 0.8 mm 石英インジェクタ (P/N 2010077500) を使用。

デマンタブルアキシャルトーチ アセンブリキット、9910106300

#### セミデマンタブルトーチ用スペア

品名	部品番号
ー デマンタブル石英トーチ本体、アキシャル ICP-0ES 用	2010083400
ー デマンタブル石英トーチ本体、ラディアル ICP-0ES 用	2010072900
	9910057300
アルミナインジェクタチューブ、1.8 mm	2410067590
 石英インジェクタチューブ、1.8 mm、3 個	9910057000
	2010077500



デマンタブルラディアルトーチ アセンブリキット、9910106400

デマンタブル石英トーチ本体、

2010072900



インジェクタホルダキット、9910057300

アルミナインジェクタチューブ、2410067590

石英インジェクタチューブ、内径 0.8 mm、 2010077500

#### デマンタブルトーチ用スペア

品名	部品番号
デマンタブルトーチキット、アキシャル用	9910106300
デマンタブルアキシャルトーチ本体	7910044400
デマンタブルラディアルトーチ本体	7910044500
石英外部チューブ、アキシャル用	2010095200
高塩濃度用石英外部チューブ、アキシャル用	2010120300
石英中継チューブ、アキシャルおよびラディアル用	2010095300
	2010095500
セラミック外部チューブ、ラディアル用	2010095800
0-リングキット	9910108200
アルミナインジェクタ、テーパ、内径 1.8 mm、アキシャルおよびラディアル用	2010095900
石英インジェクタ、テーパ、内径 1.8 mm、アキシャルおよびラディアル用	2010101800
	2010096000
	2010095600
	2010095400
セラミックインジェクタ、内径 2.4 mm、アキシャルおよびラディアル用	2010101700



デマンタブルラディアルトーチ本体、 7910044500



石英中継チューブ、アキシャルおよび ラディアル用、 2010095300



石英外部チューブ、ラディアル用、2010095500



アルミナインジェクタ、内径 1.8 mm、 アキシャルまたはラディアル用、 2010095900

# チューブ

## ペリスタルティックポンプチューブ

ペリスタルティックポンプ: チューブ	チューブの化学的適合性 推奨用途
標準 PVC チューブ	すべての水溶液、中濃度の酸および塩基に対応
溶媒フレキシブル (Solvaflex)	灯油、ホワイトスピリット、アルコール、中濃度から高濃度の酸および塩基に対応
FPM フルオロエラストマ ポリマー	ガソリン、ナフサ、トルエン、キシレン (芳香族炭化水素)、高濃度の酸および 塩基に対応
Marprene (マープレイン)	MIBK や DIBK などのケトン系溶媒に対応

<sup>※</sup>一般的なポンプチューブの一覧。アジレントで取り扱いのないものもあります。

ペリスタルティックポンプチューブの内径		
ブリッジの色	内径 (mm)	内径 (インチ)
オレンジ/赤	0.19	0.0075
オレンジ/青	0.25	0.01
オレンジ/緑	0.38	0.015
オレンジ/黄	0.51	0.02
オレンジ/白	0.64	0.025
黒/黒	0.76	0.03
オレンジ/オレンジ	0.89	0.035
白/白	1.03	0.04
赤/赤	1.14	0.045
グレー /グレー	1.3	0.05
黄/黄	1.42	0.055
黄/青	1.52	0.06
青/青	1.65	0.065
緑/緑	1.85	0.07
紫/紫	2.06	0.08
紫/黒	2.29	0.09
紫/オレンジ	2.54	0.1
·		

長さ 16 インチ (406 mm)、ブリッジ間隔 6 インチ (152 mm)

水溶性サンプル用に Agilent ICP-OES システムで使用する標準ポンプチューブ		
デュアルビューおよびアキシャル ICP-0ES		
サンプル	白/白	
ドレイン	青/青	
内標準 (Y 字管別途必要)	オレンジ/白	
*有機溶媒および高マトリックスサンプルでは、使用	するサンプルポンプチューブの直径は小さくします。(黒/黒)	
ラディアル ICP-OES*		
サンプル	グレー /グレー	
ドレイン	青/青	
内標準 (Y 字管別途必要)	オレンジ/白	

\*有機溶媒および高マトリックスサンプルでは、使用するサンプルポンプチューブの直径は小さくします。(黒/黒)

#### 水溶性サンプル用PVC チューブ

品名	部品番号
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、12 個	3710068200
	3710068300
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/白、12 個	3710046900
	3710027200
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/オレンジ、12 個	3710068800
ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、12 個	3710034400
ペリスタルティックポンプチューブ、グレー /グレー、12 個	3710034500
ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、12 個	3710034600
サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、紫/黒タブ、12 個	3710027300
ペリスタルティックポンプチューブ、黒/白、12 個	3710068900
水溶性サンプル用交換チューブ	
ドレインチューブ、スプレーチャンバからペリポンプ廃液ライン (ガラスサイクロニックスプレーチャンバ) および 5100/5110 スプレーチャンバ廃液まで、内径 0.12 インチ、厚さ 0.062 インチ	3710024600
チューブ、スプレーチャンバとトーチおよび 5100/5110 サンプルトレイドレイン間、 内径 1/4 インチ、外径 1/16 インチ、m 単位	3710033400
ドレインチューブを 5100/5110 ICP-OES サンプルトレイに固定するためのクリップ	G8010-40026
チューブ、スプレーチャンバからペリポンプ廃液ラインまで (スターマン・マスタースプレーチャンバ)、m 単位	3710033900
ネブライザキャピラリチューブ、m 単位	2410020500



ペリスタルティックポンプチューブ、3710034400

# h he h

ペリスタルティックポンプチューブ、3710047000

#### 低揮発性有機サンプル用 PVC SolvaFlex チューブ

品名	部品番号
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、12 個	3710068000
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、フレアエンド、6 個	3710068100
ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12個	3710034800
ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、12個	3710035000
ペリスタルティックポンプチューブ、グレー /グレー、12個	3710035200
ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、12個	3710067900
ペリスタルティックポンプチューブ、紫/黒、12個	3710047000
低揮発性有機サンプル用交換チューブ	
チューブ、スプレーチャンバからトーチまで、m 単位	3710037800
チューブ、スプレーチャンバからペリポンプ廃液ラインまで (スターマン・マスタースプレーチャンバ)、 m 単位	3710035300
チューブ、スプレーチャンバからペリポンプ廃液ラインまで (ガラスサイクロニックスプレーチャンバ)、m 単位	3710035400
ネブライザキャピラリチューブ、m 単位	2410020500

#### ケトン系サンプル用 Marprene チューブ





ペリスタルティックポンプチューブ、3710044100

#### 芳香族有機サンプル用 FPM フルオロエラストマポリマーチューブ

 品名	部品番号
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、12 個	3710068600
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/緑、フレアエンド、12 個	3710068700
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/黄、12個	3710043500
ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12個	3710043600
ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、12個	3710043700
ペリスタルティックポンプチューブ、グレー /グレー、12 個	3710043800
ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、12個	3710043900
ペリスタルティックポンプチューブ、オレンジ/黄、6個	3710053500
ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、6個	3710053600
ペリスタルティックポンプチューブ、白/白、6個	3710053700
ペリスタルティックポンプチューブ、グレー /グレー、6 個	3710053800
ペリスタルティックポンプチューブ、黄/黄、12個	3710041700
ペリスタルティックポンプチューブ、青/青、6個	3710053900



ペリスタルティックポンプチューブ、 3710043600

# 内標準試料キット

内標準キットにより、内標準液をオンラインで添加できるようになります。次の消耗品が含まれます。

- ・標準 PVC ポンプチューブ x 1 パック
- ・イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック、10 個
- Y ピースコネクタ x 5
- 接続チューブ

#### 内標準試料キット

品名	部品番号
内標準試料キット 1、黒/黒ポンプチューブ付き	9910124000
内標準試料キット 2、オレンジ/白ポンプチューブ付き	9910124100



内標準試料キット 2、オレンジ/白チューブ付き 9910124100

# 700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-OES 用チューブキット

#### 水溶液用

水溶液用 ICP-OES チューブキットには次のものが含まれます。

- ・標準 PVC ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック、12 個 (アキシャル ICP-OES キット用に 青/青および白/白が各 1、ラディアル ICP-OES キット用にグレー /グレーおよび青/青が各 1)
- FEP トランスファチューブ (スプレーチャンバからトーチ) x 1
- ・ドレインチューブ、1 m
- スプレーチャンバからの廃液ライン用チューブ、1 m
- ・イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック、10 個
- ・ネブライザキャピラリチューブ、2 m
- Barb 接続用チューブ用コネクタ (内径 1/16 1/8 インチが 5、内径 1/16 1/16 インチが 5)
- 接続チューブ、0.5 m

#### 水溶液用

品名	対応システム	部品番号
水溶液用チューブキット 1 –	OneNeb/SeaSpray/K 型ネブライザとダブル/シングルパス	9910123600
アキシャル用	サイクロニックスプレーチャンバ	9910123000
水溶液用チューブキット 1 –	OneNeb/SeaSpray/K 型ネブライザとダブル/シングルパス	0010122700
ラディアル用	サイクロニックスプレーチャンバ	9910123700
水溶液用チューブキット2-	OneNeb/V 字型ネブライザとスターマン・マスタースプレーチャンバ	0010122000
アキシャル用	OlieNeD/V 子至ネクライリとスターマン・マスタースフレーテマンバ	9910123000
水溶液用チューブキット 2-	OneNeb/V 字型ネブライザとスターマン・マスタースプレーチャンバ	0010123000
ラディアル用	OliciveD/V 子至ホノノーリこスメーマン・マスメースノレーナマンバ	3310123300



水溶液用チューブキット 1、 アキシャル ICP-OES 用、 9910123600

## 低揮発性有機溶媒

低揮発性有機溶媒用 ICP-OES チューブキットには次のものが含まれます。

- PVC Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック、12 個 (黒/黒と白/白が各 1)
- FEP トランスファチューブ (スプレーチャンバからトーチ) x 1
- ・ドレインチューブ、1 m
- スプレーチャンバからの廃液ライン用チューブ、1 m
- ・ネブライザキャピラリチューブ、2 m
- Barb 接続用チューブ用コネクタ (内径 1/16 1/8 インチが 5、内径 1/16 1/16 インチが 5)

#### 低揮発性有機溶媒

品名	対応システム	部品番号
有機溶媒用チューブキット1-	OneNeb/SeaSpray ネブライザとダブルパスサイクロニック	9910124200
アキシャル用	スプレーチャンバ	9910124200
有機溶媒用チューブキット1-	OneNeb/SeaSpray ネブライザとダブルパスサイクロニック	9910124300
ラディアル用	スプレーチャンバ	9910124300
有機溶媒用チューブキット2-	OneNeb/V 字型ネブライザとスターマン・マスタースプレーチャンバ	0010124400
アキシャル用	OlleNeb/V 子型ネック・サビスターマン・マスタースプレーテャンバ	9910124400
有機溶媒用チューブキット2-	OneNeb/V 字型ネブライザとスターマン・マスタースプレーチャンバ	0010124500
ラディアル用	OllelveD/V 子型ポンプイザビスターマン・マスタースプレーテヤンバ	9910124000




有機溶媒用チューブキット 1、 ラディアル ICP-OES 用、 9910124300

# 芳香族有機溶媒

芳香族有機溶媒用 ICP-OES チューブキットには次のものが含まれます。

- FPM ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック、12 個 (黒/黒と白/白が各 1)
- FEP トランスファチューブ (スプレーチャンバからトーチ) x 1
- ・ドレインチューブ、1 m
- スプレーチャンバからの廃液ライン用チューブ、1 m
- ・ネブライザキャピラリチューブ、2 m
- Barb 接続用チューブ用コネクタ (内径 1/16 1/8 インチが 5、内径 1/16 1/16 インチが 5)

### 芳香族有機溶媒

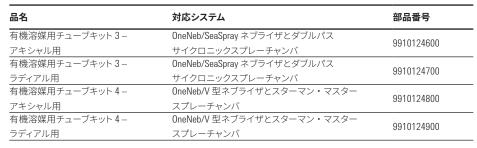



有機溶媒用チューブキット3-ラディアル ICP-0ES 用、9910124700

# ケトン溶液

- Marprene ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック、6 個 (黒/黒と白/白が各 1)
- FEP トランスファチューブ (スプレーチャンバからトーチ) x 1
- ・ドレインチューブ、1 m
- スプレーチャンバからの廃液ライン用チューブ、1 m
- ・イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック、10 個
- ネブライザキャピラリチューブ、2 m
- Barb 接続用チューブ用コネクタ (内径 1/16 1/8 インチが 5、内径 1/16 1/16 インチが 5)

#### ケトン溶液

品名	対応システム	部品番号	
有機溶媒用チューブキット5-	OneNeb/SeaSpray ネブライザとダブルパス	9910125000	
アキシャル用	サイクロニックスプレーチャンバ		
有機溶媒用チューブキット5-	OneNeb/SeaSpray ネブライザとダブルパス	9910125100	
ラディアル用	サイクロニックスプレーチャンバ	9910125100	
有機溶媒用チューブキット6-	OneNeb/V 型ネブライザとスターマン・マスター	0010105000	
アキシャル用	スプレーチャンバ	9910125200	
有機溶媒用チューブキット6-	OneNeb/V 型ネブライザとスターマン・マスター	9910125300	
ラディアル用	スプレーチャンバ	3310123300	



有機溶媒用チューブキット 6 – ラディアル ICP-OES 用、 9910125300

# 揮発性有機サンプル

揮発性有機サンプル用 ICP-OES チューブキットには次のものが含まれます。

- FPM ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック、6 個 (黒/黒と白/白が各 1)
- トランスファチューブ (スプレーチャンバからトーチ)、1 m
- ・ドレインチューブ、1 m
- スプレーチャンバからの廃液ライン用チューブ、1 m
- イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック、10 個
- ・ネブライザキャピラリチューブ、2 m
- Barb 接続用チューブ用コネクタ (内径 1/16 1/8 インチが 5、内径 1/16 1/16 インチが 5)
- 接続チューブ、1 m



揮発性有機溶媒チューブキット – ラディアル用、 9910125500

#### 揮発性有機サンプル

品名	対応システム	部品番号
揮発性有機チューブキット –	OneNeb/SeaSpray ネブライザ、冷却スプレーチャンバ、	9910125400
アキシャル用	フルレングストーチ	
揮発性有機チューブキット – ラディアル用	揮発性有機チューブキット – ラディアル用 OneNeb/Seaspray	
	ネブライザ、冷却スプレーチャンバ、アニール処理 (有機)	9910125500
	トーチまたはデマンタブルトーチ	

# アプリケーションキット

### 5100/5110 デュアルビュー ICP-0ES 用スペアサンプル導入キット

#### 5100/5110 SVDV/VDV ICP-0ES

品名	ネブライザ、スプレーチャンバ	部品番号	
	ボールジョイントソケット付き不活性ダブルパススプレーチャンバ、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ、		
不活性サンプル導入キット、フッ酸溶液および 高塩濃度サンプル用	セラミックインジェクタ (内径 1.8 mm) 付きデマンタブルイージーフィットトーチ、耐フッ酸トーチ用	G8010-68007	
	のトーチクランプ、サンプル用 (黒/黒のタブ) および廃液用 (グレー /グレーのタブ) の Solvaflex		
	ペリスタルティックポンプチューブ		
	ボールジョイントソケット付きダブルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブ		
ケトン系有機溶媒サンプル導入キット、MIBK などのケトン系有機溶媒用	ライザ、デマンタブルイージーフィットトーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ付き)、耐溶媒ドレイン	G8010-68009	
	チューブ、サンプル用 (黒/黒のタブ) および廃液用 (グレー /グレーのタブ) の Marprene ペリスタル	00010-00009	
	ティックポンプチューブ		
	ボールジョイントソケット付きダブルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブ		
半揮発性有機溶媒サンプル導入キット、灯油などの	ライザ、デマンタブルイージーフィットトーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ付き)、耐溶媒ドレイン	G8010-68029	
半揮発性有機溶媒用	チューブ、サンプル用 (黒/黒のタブ) および廃液用 (グレー /グレーのタブ) の Solvaflex ペリスタル	G0010-00029	
	ティックポンプチューブ		
	コニカルネブライザ、デマンタブルイージーフィットトーチ (内径 0.8 mm のインジェクタ付き)、		
揮発性有機溶媒サンプル導入キット、ガソリンなどの	耐溶媒ドレインチューブ、サンプル用 (白/白のタブ) および廃液用 (青/青のタブ) の FPM ペリスタ	G8010-68005	
揮発性有機溶媒用	ルティックポンプチューブ冷却スプレーチャンバが必要。 ただし付属していない。 IsoMist ペルチェ	± 50010-08005	
	冷却スプレーチャンバを推奨。		

#### 5100/5110 RV (ラディアル) ICP-0ES

	ボールジョイントソケット付き不活性ダブルパススプレーチャンバ、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ、セラミック	
	インジェクタ (内径 1.8 mm) 付きデマンタブルイージーフィットトーチ、耐フッ酸トーチ用のトーチクランプ、	G8010-68006
	サンプル用 (黒/黒のタブ) および廃液用 (グレー /グレーのタブ) の Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ	
ケトン系有機溶媒サンプル導入キット、 MIBK などのケトン系有機溶媒用	ボールジョイントソケット付きダブルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブライザ、デマ	
	ンタブルイージーフィットトーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ付き)、耐溶媒ドレインチューブ、サンプル用	G8010-68008
	(黒/黒のタブ) および廃液用 (グレー /グレーのタブ) の Marprene ペリスタルティックポンプチューブ	
半揮発性有機溶媒サンプル導入キット、 灯油などの半揮発性有機溶媒用	ボールジョイントソケット付きダブルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、コニカルネブライザ、	
	デマンタブルイージーフィットトーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ付き)、耐溶媒ドレインチューブ、サンプル	G8010-68030
	用 (黒/黒のタブ) および廃液用 (グレー /グレーのタブ) の Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ	
揮発性有機溶媒サンプル導入キット、 ガソリンなどの揮発性有機溶媒用	コニカルネブライザ、デマンタブルイージーフィットトーチ (内径 0.8 mm のインジェクタ付き)、耐溶媒ドレイ	
	ンチューブ、 サンプル用 (白/白のタブ) および廃液用 (青/青のタブ) の FPM ペリスタルティックポンプチュー	G8010-68004
	ブ冷却スプレーチャンバが必要。 ただし付属していない。 IsoMist ペルチェ冷却スプレーチャンバを推奨。	



ケトン系有機溶媒サンプル導入キット、 G8010-68008

# 700 シリーズ、Vista シリーズ、Liberty ICP-0ES 用 スペアサンプル導入キット

サンプル導入キットの内訳:

- ・ネブライザ
- ・スプレーチャンバ
- 装着ブラケット
- FEP トランスファチューブ (スプレーチャンバからトーチ)
- ネブライザガスコネクタ、接続チューブとチューブクランプx2付き

#### アキシャル ICP-OES

品名	ネブライザ、スプレーチャンバ	部品番号
水溶性サンプルキット	Seaspray ネブライザ、シングルパスガラスサイクロニック	9810039790
	スプレーチャンバ	
水溶性サンプル用高感度キット	OneNeb ネブライザ、シングルパスガラスサイクロニック	9810046690
	スプレーチャンバ	3010040030
高塩濃度または有機溶媒用	OneNeb ネブライザ、ダブルパスガラスサイクロニック	9810046590
フレキシブルキット	スプレーチャンバ	
一般有機溶媒キット	K 型ネブライザ、シングルパスガラスサイクロニック	9810039890
	スプレーチャンバ	9010039090
揮発性有機溶媒キット	Seaspray ネブライザ、ダブルパスガラスサイクロニック	9810039690
	スプレーチャンバ	3010033030

#### ラディアル ICP-0ES


品名	ネブライザ、スプレーチャンバ	部品番号	
高塩濃度キット	Seaspray ネブライザ、ダブルパスガラスサイクロニック	9810039590	
	スプレーチャンバ		
高塩濃度用高感度キット	OneNeb ネブライザ、ダブルパスガラスサイクロニック	0010046400	
	スプレーチャンバ	9810046490	
イナート高塩濃度キット	V 型ネブライザ、スターマン・マスターダブルパスサイクロニック	9810039490	
(フッ酸で使用)	スプレーチャンバ	9010039490	
高塩濃度用イナート高感度キット	OneNeb ネブライザ、スターマン・マスターダブルパス	9810046390	
(フッ酸/溶解物で使用)	サイクロニックスプレーチャンバ		

### 高塩濃度サンプル

高塩濃度サンプル用アプリケーションキットには次のものが含まれます。

- ・ネブライザ
- ・スプレーチャンバ
- 装着ブラケット
- アジレントの高塩濃度用トーチ
- アルゴン加湿器アクセサリ
- ICP-OES チューブキットの内容: ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック (12 個)、FEP トランスファ チューブ (スプレーチャンバからトーチ)、ドレインチューブ (1 m)、スプレーチャンバからの廃棄ライン 用チューブ (1 m)、イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック (10 個)、ネブライザキャピラリ チューブ (2 m)、接続用チューブ用 Barb コネクタ (内径 1/16 - 1/8 インチが 5 個、内径 1/16 - 1/16 イン チが5個)、接続チューブ(0.5 m)

#### 高塩濃度サンプル

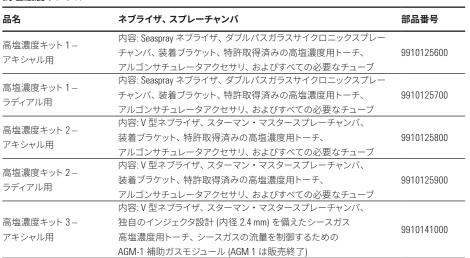



高塩濃度キット2-ラディアル用、9910125900

# フッ酸サンプル導入システム

フッ酸サンプル導入システムキットには、次のものが含まれます。

- V 型ネブライザ
- ダブルパススターマン・マスタースプレーチャンバ
- 装着ブラケット
- デマンタブルトーチ、内径 1.8 mm アルミナインジェクタ
- ICP-0ES チューブキットの内容: ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック (12 個)、FEP トランスファ チューブ (スプレーチャンバからトーチ)、ドレインチューブ (1 m)、スプレーチャンバからの廃棄ライン 用チューブ (1 m)、イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック (10 個)、ネブライザキャピラリ チューブ (2 m)、接続用チューブ用 Barb コネクタ (内径 1/16 - 1/8 インチが 5 個、内径 1/16 - 1/16 イン チが 5 個)、接続チューブ (0.5 m)

#### フッ酸サンプル導入システム

品名	ネブライザ、スプレーチャンバ	部品番号
フッ酸キット –	V 型ネブライザ、スターマン・マスタースプレーチャンバ	9910126000
アキシャル用	V 至ネノブイリ、スターマン・マスタースプレーテャンバ	9910120000
フッ酸キット –	V 型ネブライザ、スターマン・マスタースプレーチャンバ	9910126100
ラディアル用	V 空ネフライザ、スターマン・マスタースプレーチャンバ	9910120100
フッ酸キット-ラ	スプレーチャンバと装着ブラケットは含まれていません。	9910126200
ディアル用	スプレーテヤンハと装着フングットは含まれていません。	9910126200



フッ酸キット – ラディアル用、9910126100


# ケトン系有機溶媒

ケトン系有機溶媒用アプリケーションキットには次のものが含まれます。

- ・ネブライザ
- スプレーチャンバ
- 装着ブラケット
- 一体型トーチ、内径 1.4 mm インジェクタ
- ICP-OES チューブキットの内容: ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック (6 個)、FEP トランスファ チューブ (スプレーチャンバからトーチ)、ドレインチューブ (1 m)、スプレーチャンバからの廃棄ライン 用チューブ (1 m)、イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック (10 個)、ネブライザキャピラリ チューブ (2 m)、接続用チューブ用 Barb コネクタ (内径 1/16 - 1/8 インチが 5 個、内径 1/16 - 1/16 イン チが5個)、接続チューブ(0.5 m)

アキシャル ICP-OES で有機溶媒にて分析する際には、AGM 1 補助ガスモジュール (P/N G8473A) の 使用を推奨します。(AGM 1 は販売終了)

#### ケトン系有機溶媒

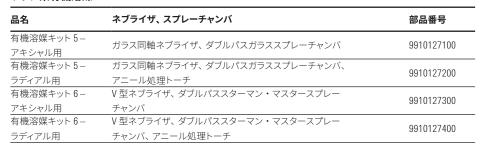



有機溶媒キット6-ラディアル用、9910127400

### 有機溶媒

沸点が低く、蒸気圧が高い有機溶媒 (メタノール、アセトンなど) に使用されるキットです。 有機溶媒測 定キットを用いると、プラズマを安定に維持することができます。キットには次のものが含まれます。

- ガラス同軸ネブライザ
- 冷却スプレーチャンバ装着ブラケット
- 一体型トーチ、内径 0.8 mm インジェクタ
- ICP-OES チューブキットの内容: ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック (6 個)、トランスファチュー ブ (スプレーチャンバからトーチ、1 m)、ドレインチューブ (1 m)、スプレーチャンバからの廃棄ライン 用チューブ (1 m)、イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック (10 個)、ネブライザキャピラリ チューブ (2 m)、接続用チューブ用 Barb コネクタ (内径 1/16 - 1/8 インチが 5 個、内径 1/16 - 1/16 イン チが5個)、接続チューブ(0.5 m)

有機溶媒にて分析する際には、AGM 1 補助ガスモジュール (P/N G8473A) の使用を推奨します。冷却ス プレーチャンバには、液体を -10°C まで冷却できる冷却水循環装置が必要です。 ガソリンやナフサなど の揮発性有機溶媒の分析に使用されます。(AGM 1 は販売終了)

#### 有機溶媒

品名	ネブライザ、スプレーチャンバ	部品番号
	ガラス同軸ネブライザ、冷却スプレーチャンバ	9910127500
有機溶媒測定キット – ラディアル用	ガラス同軸ネブライザ、冷却スプレーチャンバ、アニール処理トーチ	9910127600



揮発性有機溶媒キット-ラディアル用、9910127600



有機溶媒キット1-ラディアル用、9910126400

## 一般的な有機溶媒

一般的な有機溶媒用アプリケーションキットには次のものが含まれます。

- ・ネブライザ
- ・スプレーチャンバ
- 装着ブラケット
- 一体型トーチ、内径 1.4 mm インジェクタ
- ICP-0ES チューブキットの内容: ペリスタルティックポンプチューブ x 2 パック (12 個)、FEP トランスファチューブ (スプレーチャンバからトーチ)、ドレインチューブ (1 m)、スプレーチャンバからの廃棄ライン 用チューブ (1 m)、イージーフィットサンプル注入口コネクタ x 1 パック (10 個)、ネブライザキャピラリチューブ (2 m)、接続用チューブ用 Barb コネクタ (内径 1/16 1/8 インチが 5 個、内径 1/16 1/16 インチが 5 個)、接続チューブ (0.5 m)

アキシャル ICP-OES で有機溶媒にて分析する際には、AGM 1 補助ガスモジュール (P/N G8473A) の使用を推奨します。(AGM 1 は販売終了)

### 一般的な有機溶媒

品名	アプリケーション	ネブライザ、スプレーチャンバ	部品番号
	灯油、キシレン、ホワイトスピリットなどの	内容: ガラス同軸ネブライザ、ダブルパスガラススプレーチャンバと装着ブラケット、	
アキシャル用	一般的な低揮発性有機溶媒	一体型トーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ)、すべての必要な Marprene および	9910126300
アキシャル用	一放的な心準光は有傚冶殊	溶媒フレキシブル PVC チューブ	
	灯油、キシレン、ホワイトスピリットなどの	内容: ガラス同軸ネブライザ、ダブルパスガラススプレーチャンバ、一体型アニール	
		処理トーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ)、すべての必要な Marprene および溶媒	9910126400
ラディアル用 一般	一般的な低揮発性有機溶媒	フレキシブル PVC チューブ	
	灯油、キシレン、ホワイトスピリットなどの	内容: V 型ネブライザ、ダブルパススターマン・マスタースプレーチャンバと装着	
13 120/11/11	一般的な低揮発性有機溶媒に溶解された	ブラケット、一体型トーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ)、すべての必要な Marprene	9910126500
アキシャル用	高粒子状サンプル	および溶媒フレキシブル PVC チューブ	
	灯油、キシレン、ホワイトスピリットなどの	内容: V 型ネブライザ、ダブルパススターマン・マスタースプレーチャンバと装着	
有機A殊キット 2 – ラディアル用	一般的な低揮発性有機溶媒に溶解された	ブラケット、一体型アニール処理トーチ (内径 1.4 mm のインジェクタ)、すべての	9910126600
	高粒子状サンプル	必要な Marprene および溶媒フレキシブル PVC チューブ	

## ICP-OES 用 SVS 1 と SVS 2 スイッチングバルブ

SVS 1/SVS 1+ と SVS 2/SVS 2+ スイッチングバルブシステムは ICP-OES のサンプル導入システムです。次 のサンプルの導入時に洗浄することにより生産性を向上し、メモリ効果を軽減します。過剰なサンプル はスプレーチャンバに送り込まれる前に除去されるため、サンプルキャリーオーバーが低減されます。 SVS 2/SVS 2+ は、高速ポンプを使用して洗浄段階で次の溶液に移動することにより、ICP-OES の生産性 を2倍に引き上げます。

#### SVS 1+ 消耗品

品名	説明	部品番号
	使用頻度に応じて4~6か月ごとに交換	G8484-60101
バルブチューブキット、SVS 1+ 用	内容: フランジレスフィッティング、1/4 インチ・28、P-218、4 個、フランジレスフェラル、1/16 インチ、P-240、4 個、スーパーフランジレスフィッティング、1/4 インチ・28、P-232、スーパーフランジレスフェラル、1/16 インチ、P-250x、PFA チューブ、1.5 m、	G8485-60523
スーパーフランジレスナット、PEEK ショート ヘッドレス、1/4 インチ-28 平底、	外径 1/16 インチ x 内径 0.02 インチ	1510256900
外径 1/16 インチチューブ用 スーパーフランジレスフェラル、1/16 インチ、		0100-1690
P-250x、SVS 1+/2+ 用	SVS 1+ を ICP-OES および MP-AES に取り付け可能	
調整可能な装着ブラケット、SVS 1+ 用	15 ~ 90 mm の範囲で調整可能、プリセット値は 50 mm	G8485-81003



SVS 2 (左) と SVS 1 (右)

# ICP-OES の消耗品



交換用 4-ポートバルブ、SVS 1 用、 3610010100



フランジレスフィッティング、1610136500



フェラル (4 個必要)、1610136600

#### SVS 1 消耗品

部品番号
3610010100
3010010100
1610136500
1610136600
1610136400
3710052400

#### SVS 2 消耗品

品名	内訳	 部品番号
	어래	部加留与 ————————————————————————————————————
ネブライザ イージーフィットコネクタ、SVS 内		1610146100
径 0.75 mm x 外径 1.6 mm のチューブ用 (10 個)		1010140100
交換用トリプルスタック 4 ポートバルブ	内容: バルブアセンブリとロータ、 マウントプレー	3610020400
使用頻度に応じて 12 か月ごとに交換	ト、ミキシングティ、スラストワッシャー、ステータ	3010020400
	内容: SVS2 キャリア/洗浄チューブ、300 mm (青)、	
	SVS2 内標準チューブ、300 mm (黄)、ループリン	
	ク、80 mm (緑/緑)、SVS2 内標準リンク、120 mm (グ	
チューブキット、SVS 2 用	レー /茶)、SVS2 サンプルループ – ボリューム 1.0	7910063800
	mL (黒/黒) と 1/4 - 28 インチスーパーフランジレス	
	フィッティング + 1/16 インチスーパーフランジレス	
	フェラル、2個	
SVS 2 高速取り込みポンプ用交換用		7910064500
ワイパシールキット		7910004500
	内容: PVC 製内径 2.5 mm 廃液チューブ、1.5 m、	
	PVC 製内径 2.5 mm 注入口チューブ、50 mm、バル	
SVS 2 高速取り込みポンプ用チューブキット	ブ廃液チューブ、320 mm (赤)、バブルインジェク	3710066700
	タチューブ、400 mm、バブルインジェクタ T ピース	
	とバブルインジェクタ 1 ウェイバルブ	
キャピラリトランスファーライン、SVS 2 と UniFit		G8010-60834
ネブライザフィッティングを接続、50 mm		00010-00034



SVS 2 チューブキット、7910063800



SVS 2 高速取り込みポンプ用チューブキット、 3710066700

### SVS2/SVS2+ 用サンプルループ

品名	部品番号
SVS 2 サンプルループ、0.25 mL	9910143200
SVS 2 サンプルループ、0.5 mL	9910143300
SVS 2 サンプルループ、1.0 mL	9910143400
SVS 2 サンプルループ、1.5 mL	9910143500
SVS 2 サンプルループ、2.0 mL	9910143600
SVS 2 サンプルループ、3.0 mL	9910143800
SVS 2 サンプルループ、3.5 mL	9910143900
SVS 2 サンプルループ、4.0 mL	G8485-60518



SVS 2 サンプルループ、1.0 mL、9910143400

# ICP-OES の消耗品

#### SVS2+ 消耗品

品名	説明	部品番号
— 交換用 6/7 ウェイバルブアセンブリ、SVS 2+ 用	内容: ロータ、マウントプレート、ミキシングティ、スラストワッシャー、 バルブ本体、PTFE ステータ	G8485-60513
		G8485-60514
キャピラリトランスファーライン、SVS 2 スイッチバルブを U シリーズ ネブライザ注入口に接続、UniFit コネクタ付きで 50 mm 長		G8010-60834
バルブチューブキット、SVS 2+ 用	内容: キャリア/洗浄チューブ (350 mm)、内標準チューブ (350 mm)、 サンプルループ (1 mL)*	G8485-60515
		G8485-60516
		G8485-60517
ポンプチューブキット、SVS 2+ 用	内容: バブルインジェクタチューブ (220 mm)、PVC 注入口チューブ (内径 2.5 mm、100 mm)、Barb フィッティング (1/4-28 オス - 1/8 インチ)、PVC 注入口チューブ (内径 2.5 mm、1.5 m)、バブルインジェクタ T ピース、バブルインジェクタ 1 ウェイバルブ	G8485-60519
チューブ、バブルインジェクタ、220 mm、SVS 2+ 用		G8485-60520
チューブ、注入口、PVC、0.1 m、内径 2.5 mm、SVS 2+ 用		G8485-60521
チューブ、PFA、3 m、外径 1/16 インチ、内径 0.04 インチ、SVS 2+ 用		G8485-60522
スーパーフランジレスナット、PEEK ショートヘッドレス、 1/4 インチ-28 平底、外径 1/16 インチチューブ用		1510256900
		0100-1690
Barb フィッティング、1/4-28 オス - 1/8 インチ、SVS 2+ 用		G8485-80001
交換用取り込みポンプ、SVS 2+ 用、チューブおよびアクセサリなし		G8485-60512
調整可能な装着ブラケット、SVS 2+ 用	15 ~ 90 mm の範囲で調整可能、プリセット値は 50 mm、SVS2+ を 5100/5110 デュアルビュー ICP-0ES に取り付け可能	G8485-81002
調整可能な装着ブラケット、SVS 2+ 用、Agilent 700 シリーズアキシャル ICP-OES 用		G8485-81001
		G8485-80000

<sup>\*</sup>チューブの色: 黒/黒。フィッティングはチューブに接続されており、ラベル付き。

### 5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 6/7 アドバンスドバルブシステム

アジレントのアドバンスドバルブシステム (AVS) 6 または 7 ポート切り替えバルブは、アジレントの 5100/5110 ICP-OES 機器用のオプションアクセサリです。この切り替えバルブには独自の 6 または 7 ポート の 2 ポジション切り替えバルブ (第7 ポートは内標準用) と容積式高速ポンプが搭載されており、サンプル ループの高速充填が可能です。サンプル導入システムを洗浄しながら次のサンプルを機器に供給できるた め、従来の ICP-OES 分析より短時間で分析できます。このため、1 回の分析あたりのコストを削減し、生産 性を2倍以上に向上させることができます。



#### 5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 7 (7 ポート) アドバンスドバルブシステムの消耗品

品名	部品番号
スペアバルブ、7 ポート、2 ポジション、AVS 7 切り替えバルブ用	G8495-60000
交換用バルブアセンブリ、AVS 7 用	G0490-00000
7 ポートバルブ用ステータおよびロータ、AVS 7 切り替えバルブ用	G8495-60003
6-7 ポートバルブ用ロータシール、AVS 6/7 切り替えバルブ用	G8494-60002
	G8010-20071
プラグ、PTFE、1/4-28 平底用 (内標準の追加が不要な場合に AVS 7 の第 7 ポートをブロックする	UCP316
ためのブランキングプラグ)	

#### 5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 6 (6 ポート) アドバンスドバルブシステムの消耗品

品名	部品番号
スペアバルブ、6 ポート、2 ポジション、AVS 6 切り替えバルブ用	G8494-60000
交換用バルブアセンブリ、AVS 6 用	G8494-00000
6 ポートバルブ用ステータおよびロータ、AVS 6 切り替えバルブ用	G8494-60003
	G8494-60002
	G8010-20071

#### 詳しくはこちら

AVS によってコストの削減と生産性の向上を実現する方法の詳細については、www.agilent.com/ **search** で 5991-6863JAJP を検索してください。

#### 5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 4 (4 ポート) アドバンスドバルブシステムの消耗品

品名	部品番号
	G8493-60000
4 ポートバルブ用ステータおよびロータ、AVS 4 切り替えバルブ用	G8493-60003
	G8493-60002
4 ポートバルブ用ドリップトレイ、AVS 4 切り替えバルブ用	G8010-20080

#### 5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 切り替えバルブのその他の消耗品

品名	説明	部品番号
	内容: 10 L の HDPE 容器 (リンス用) および 20 L の HDPE 容器 (廃液用)、	
リンス10 L および廃液用 20 L の容器、AVS 6/7 用	いずれも蒸気がラボに入ることを防ぐセーフティキャップ付き	G8494-60005
	供給ラインはキャピラリが容器の底から吸引できるように重り付き	
	内容: 5 L のポリプロピレン製省スペース容器、内標準用。 蒸気がラボに入る	
内標準容器キット、5 L、AVS 7 用	ことを防ぐセーフティキャップ付き	G8495-60005
	供給ラインはキャピラリが容器の底から吸引できるように重り付き	
試薬取り込みキャピラリチューブ、外径 1.6 mm x 内径 1.0 mm x		G8494-60007
長さ 1400 mm、PTFE 重り付き		
チェックバルブアウトレット、AVS 切り替えバルブ用、非金属製		G8010-60300
		G8494-60004

#### 5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 切り替えバルブのチューブキット

品名	ノート	部品番号
サンプル注入口接続キット、AVS 切り替えバルブ用		G8010-60303
ネブライザ接続キット、AVS 切り替えバルブ用		G8010-60304
オートサンプラ接続キット、AVS 切り替えバルブ用	スーパーフランジレス一体型フィッティング、1/4-28 平底、外径 1/16 インチのチューブ用 (プローブラインとバルブアセンブリの接続用)	G8010-60306
内標準接続キット、AVS7 切り替えバルブ用		G8010-60307
ポンプアウトレット接続キット、AVS 切り替えバルブ用		G8010-60308
廃液チューブキット、4 ポート AVS 切り替えバルブ用	内容: 長さ 2 m、内径 1/8 インチの PVC チューブ付きスイベル 継手 (AVS 廃液ライン用)	G8010-60334
サンプル/リンス接続キット、AVS 切り替えバルブ用、2 個	内容: スーパーフランジレス一体型フィッティング、1/4-28 平底、外径 1/16 インチ チューブと外径 1/16 インチ PFA チューブ用、およびペリスタルティックポンプチューブを 接続するコニカルアダプタ	G8010-60335
オートサンプラペリスタルティックポンプ接続キット	波長キャリブレーションなど、必要に応じて切り替えバルブをバイパスするために使用。 オートサンプララインとコニカル PTFE アダプタをペリスタルティックポンプチューブに 接続するためのフェラルフィッティングを含む	G8010-60348
UniFit サンプルライン、内径 0.75 mm x 外径 1/16 インチ	交換用パーツ、Unifit ネブライザ用 (P/N G8010-60336) AVS 4 に付属している接続キット	8003-0493
ネブライザアダプタキット、AVS 切り替えバルブ用	内容: スーパーフランジレス一体型フィッティング、1/4-28 平底、外径 1/16 インチの チューブおよび外径 1/16 インチの FEP チューブスリーブ用 (OneNeb ネブライザの サンプルキャピラリとバルブアセンブリの接続用)	G8010-60333

#### 5100/5110 DV ICP-OES 用 AVS 6/7 切り替えバルブのサンプルループ

品名	部品番号
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 1.0 mL*	G8010-60305
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 0.25 mL	G8010-60338
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 0.5 mL	G8010-60339
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 1.5 mL	G8010-60340
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 2.0 mL	G8010-60341
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 2.5 mL	G8010-60342
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 3.0 mL	G8010-60343
サンプルループ、AVS 切り替えバルブ用、容量 3.5 mL	G8010-60344

<sup>\*</sup>AVS 切り替えバルブに付属している標準ループ



マルチモードサンプル導入システム (MSIS)

# マルチモードサンプル導入システム (MSIS)

MSIS (エムシス) により、 $\mu$ g/L レベルの低い検出下限を持つ As、Se、Hg など、環境に影響を与える元素の蒸気を同時に生成することができます。MSIS では、水素化物技術によって従来のネブライザより優れた性能を提供するだけではなく、3 つのモードからの選択が可能なため、変更が不要になり、同一の設定を使用してルーチン元素と水素化物元素を測定することができます。

As、Se、Hg などの環境に影響を与える元素を最高の性能で測定するには、VGA 77 を使って従来の蒸気生成方法を使用することを推奨します。

#### マルチモードサンプル導入システム (MSIS)

品名	部品番号
マルチモードサンプル導入システム (MSIS)	G8000-63003

#### 700 シリーズおよび Vista シリーズ ICP-OES 用 MSIS アクセサリキット

品名	部品番号
MSIS をアキシャル ICP-OES に適合させるためのアクセサリキット	G8479-68000
MSIS をラディアル ICP-OES に適合させるためのアクセサリキット	G8479-68001

各キットには、装着ブラケット (ネジおよびワッシャーを含む)、ガラス製トランスファチューブ (ボールジョイントコネクタ付き)、ボールジョイント用クランプ、トーチ (ボールジョイントコネクタ付き) が含まれます。



#### アルゴンガスとエアフィルタ

品名	部品番号
	6810008600
	6810008700
 大きいアルゴンフィルタ、活性炭、外付け、ポリクロメータのガスパージライン用	6810010000
アルゴンガス注入口フィルタ (年 1 回の交換が必要、ユーザーが交換可能)	G8010-60136
	G8000-68002
	G8010-60189

#### MSIS の消耗品

品名	説明	部品番号	
ー体型トーチ、アキシャル ICP-OES 用	ボールジョイントサンプル注入口および内径 2.3 mm インジェクタ付き	7910050700	
±1-\ -\ -\ -\ -\ -\ -\ -\ -\ -\ -\ -\ -\ -	ボールジョイントサンプル注入口でトーチと接続	7010050000	
ガラストランスファチューブ、アキシャル ICP-OES 用	固定クランプを含む	7910052800	
ー 一体型トーチ、ラディアル ICP-OES 用	ボールジョイントサンプル注入口および内径 1.4 mm インジェクタ付き	7910052900	
#==1 = \	ボールジョイントサンプル注入口でトーチと接続	7010050700	
ガラストランスファチューブ、ラディアル ICP-OES 用	固定クランプを含む	7910052700	
ペリスタルティックポンプチューブ、黒/黒、12個	試薬をMSIS にポンプで送る場合に必要	3710027200	
	MSIS から廃液をポンプで送る場合に必要	3710068900	
MSIS とアキシャル/ラディアル ICP-OES の装着ブラケット		110868000	
ルーチン操作をサポートするための MSIS 消耗品			
MSIS ネブライザブッシング	0-リングを含む	G8479-20020	
MSIS ネブライザブッシング用 0-リング	ネブライザブッシング用の交換用 0-リング 1 組 (内側と外側の 0-リングが各 1 個)	G8479-67000	
	廃液出口および Barb アダプタ用ブッシング付きの長さ 0.2 m、内径 1/8 インチドレイン		
MSIS ドレインチューブアセンブリ	チューブ、および黒/白タブ付き 2 ブリッジ PVC 製ペリスタルティックポンプチューブ	G8479-60100	
	1 本を含む。		
MSIS リアクションコーンアセンブリ	リアクションコーン、ブッシング、ネジ山付き Barb アダプタ、およびサンプル注入口用	G8479-60300	
	チューブコネクタを含む。		
	ネブライザブッシング用 0-リング (1 対)、試薬/サンプル注入口用チューブコネクタ、		
MSIS 試薬チューブキット	チューブキット およびペリスタルティックポンプへ接合するための内径 0.01 インチ、外径 0.03 インチ		
	キャピラリチューブ (還元剤注入口用) を含む。		



- 1. P/N G8479-20020
- 2. P/N G8479-67000
- 3. P/N G8479-60100
- 4. P/N G8479-60300
- 5. P/N G8479-68100



7900 ICP-MS

# ICP-MS 用消耗品

ICP-MS は微量金属分析に必須の装置です。アジレントは開発や設計の最前線に立ち、多くの重要な革新技術を開発してきました。8900 シリーズトリプル四重極 ICP-MS を使用すると、革新的な MS/MS の操作によりコリジョン/リアクションセルの反応プロセスを高い精度で制御し、従来のリアクションセルを使用した ICP-MS シリーズよりも優れた性能を確保することができます。この新しい技術により、かつては難しかったアプリケーションにおける課題を解決することができます。

ICP-MS メンテナンススケジュール				
項目	作業内容/注意	一般的なスケジュール*		
アルゴンガス	アルゴンガスの圧力と量を確認します。			
ドレイン容器	確認し、必要であれば空にします。	- 毎日 - (作業開始前と毎日の		
ペリスタルティックポンプ用チューブ	損傷/劣化を確認します。	- (TF来開始前と毎日の 分析中に確認)		
	通常はサンプル取り込みチューブを毎週交換			
	オリフィスの異物、変形、膨張を確認します。			
サンプリングコーン、スキマコーン	必要に応じてクリーニングまたは交換して	毎週		
	ください。			
	オイル量と色をチェックしてください。			
フォアラインポンプ	排気ホースにねじれ、損傷、オイル汚染が なく、しっかりと接続されていることを確認			
	Lます。	毎月		
<b>ウブニ</b> イザ	ネブライザテストを行い、指示どおりに	3 / 3		
ネブライザ 	適切な措置を講じます。	_		
冷却水	水量と状態を確認します。			
フォアラインポンプ	オイルを交換します。	6 ヶ月		
フォアラインポンプオイルミスト フィルタ	ミストフィルタを確認/交換します。			
冷却水用ストレーナー	損傷などを点検し洗浄します。	年1回		
冷却水	交換します。	-		
引出電極/オメガレンズ	必要に応じて洗浄します。			
シールドバー	交換します。	-		
オクタポール	必要な場合は交換します。	-		
その他のイオンレンズ系	洗浄します。	-		
サンプル導入部、スプレーチャンバ、 エンドキャップ	洗浄し、必要な場合は交換します。	V #First		
トーチ	洗浄し、必要な場合は交換します。	- 必要時		
エレクトロンマルチプライア	点検し、必要な場合は交換します。	-		
プラズマガス、補助ガス用チューブ	確認し、必要な場合は交換します。	_		
アルゴンガスフィルタ	設置後2年(目安)経過時は交換します。	-		
サンプラコーン用グラファイト ガスケット	表面または形状が損傷している場合は 交換します。	-		
*	-0   -00			

<sup>\*</sup>メンテナンス頻度は、ラボの状態、サンプルスループット、サンプルの種類によって大幅に変わります。部品を定期的に確認し、適切な措置を講じてください。

# サンプル導入用消耗品

#### サンプルライン用消耗品

品名	仕様	用途	入数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
	内径 1.02 mm、40 cm、3 タブ	サンプル導入用	12本	G1833-65569	G1833-65569
チューブ、ペリスタルティックポンプ、PVC、黒/黒、 フレアエンド	内径 0.76 mm、40 cm、3 タブ	高マトリックス サンプルに推奨	12本	5064-8101	5064-8101
チューブ、ペリスタルティックポンプ、タイゴン、 2 ストッパ、青/オレンジ、フレアエンド、内標準の ポンピング用	内径 0.25 mm	77/78/79/88/8900 用 標準	12本	G3280-67047	G3280-67047
チューブ、ペリスタルティックポンプ、PVC、2 ストッパ、 赤/オレンジ、フレアエンド、内標準のポンピング用	内径 0.19 mm	7500 シリーズ用標準	15本	G3280-67008	G3280-67008
チューブ、ペリスタルティックポンプ、Fluran、3 ストッパ、 黄/青	内径 1.52 mm	キシレン分析用	1本	5042-4799	5042-4799
- チューブ、ペリスタルティックポンプ、シリコン、白/白	内径 1.02 mm、16 インチ		6本	G1820-65217	G1820-65217
チューブ、ペリスタルティックポンプ、タイゴン、 赤/オレンジ、内標準用	内径 0.19 mm、40 cm		12本		G1833-65571
チューブ、ペリスタルティックポンプ、PharMed、 ドレインのポンピング用	内径 1.52 mm、40 cm、3 タブ		12本	G1833-65570	G1833-65570
ー サンプルチューブ、PFA	内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m	標準サンプル 取り込みチューブ	1本	G1820-65105	G1820-65105
サンプルチューブ、PFA	内径 0.2 mm、外径 1.6 mm、 70 cm		3本	G1833-65573	G1833-65573
サンプルチューブ、PFA	内径 0.15 mm、外径 1.6 mm、 70 cm		3本	G1833-65572	G1833-65572
PEEK ガイド付きサンプルチューブ、PFA	内径 0.3 mm、外径 1.6 mm、 70 cm		5本	G1820-65531	G1820-65531
PEEK ガイド付きサンプルチューブ、PFA	内径 0.2 mm、外径 1.6 mm、 70 cm		5本	G1820-65527	G1820-65527
PEEK ガイド付きサンプルチューブ、PFA	内径 0.15 mm、外径 1.6 mm、 70 cm		5本	G1820-65526	G1820-65526
サンプルチューブ、PFA、オンライン内標準添加用	内径 0.3 mm、外径 1.6 mm、3 m	オンライン内標準 添加用	1個	G1820-65478	G1820-65478
			1個	G3280-60590	G3280-60590

(続<)



サンプルチューブ、PFA、G1820-65105



プラスチックチューブカッタ、8710-1930

#### サンプルライン用消耗品

品名	仕様	用途	入数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
			1個	8710-1930	8710-1930
サンプルトレイ		7700/8800 ICP-MS 用	1個	G3280-40103	
サンプルトレイ		7800/7900 ICP-MS 用	1個	G8400-40113	
サンプルトレイ		8900 ICP-MS 用	1個	G3666-40104	
			3個	G3138-65129	G3138-65129
PTFE ナット	外径 1.6 mm チューブ用	外径 1.6 mm チューブ用	10 個	5064-8023	5064-8023
フィット (フロント/バックフェラル)	外径 1.6 mm チューブ用	外径 1.6 mm チューブ用	10個	5064-8024	5064-8024
			3個	G3280-60568	G3280-60568
ステータアームテープ、ペリスタルティックポンプ用、 30 m ロール			1個	5043-0030	5043-0030





リアルストーリー No. ラボの運営の最適化



アジレントのサービスおよび販売の専門家が、ICP-MS ラボの 生産性向上と機器のダウンタイムの最小化を支援しました。



www.agilent.com/chem/story41

品名	仕様	用途	入数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
NA: NA: + ->- < 110	ホウケイ酸ガラス、	78/79x に標準装備			
MicroMist ネブライザ、	UniFit サンプル	HF または懸濁粒子が含まれるものを除く	1個	G3266-80004	
U-シリーズ	コネクタ付き	ほとんどのサンプルタイプに最適です。			
UniFit サンプル注入口	内径 0.5 mm、700 mm、	U-シリーズ MicroMist ネブライザ、	10 個	G3266-80012	
フィッティング	コネクタ付き	UniFit サンプルコネクタ付き	10 1回	G3200-80012	
UniFit サンプル注入口	内径 0.25 mm、		10 個	G3266-80013	
フィッティング	700 mm、コネクタ付き		10 10	03200-00013	
		7700X/e、8800、7500cx/ce に標準装備			
	ホウケイ酸ガラス、	HF または懸濁粒子が含まれるものを除くほとんどの			
MicroMist ネブライザ	イージーフィット	サンプルタイプに最適です。	1個	G3266-65003	G3266-65003
	サンプルコネクタ付き	7500a 用にご注文の際は、スプレーチャンバエンドキャップ (G1833-65475) も必要です。			
サンプル注入口	内径 0.25 mm、	イージーフィットサンプルコネクタ付き MicroMist ネブライザ用、			
(イージーフィット)	700 mm、コネクタ付き	内径 0.25 mm、コネクタ付きで 700 mm	10個	G3266-80010	G3266-80010
フィッティング	700 111111 3-1-7 7-13 6				
サンプル注入口	内径 0.5 mm、	イージーフィットサンプルコネクタ付き MicroMist ネブライザ用、			
(イージーフィット)	700 mm、コネクタ付き	内径 0.5 mm、700 mm	10個	G3266-80011	G3266-80011
フィッティング ネブライザ*ガスコネクタ、					
イフライザ カスコネクタ、 MicroMist ネブライザ用			1個	G3266-80015	G3266-80015
MicroMist ネブライザ、		8900 に標準装備			
PEEK ガスフィッティング	ホウケイ酸ガラス、 PEEK ガスコネクタ付き	HF または懸濁粒子が含まれるものを除くほとんどの	1個	G3266-80005	
付き		TF または愁風位于からまれるものを味くはこんとのサンプルタイプに最適です。	1 12	00200-00000	
<u>ネブライザクリーナ</u>		同軸ネブライザ用	1個	G3266-80020	G3266-80020

(続<)



MicroMist ネブライザ、G3266-65003



サンプルチューブ、G3266-80010



ネブライザガス\*コネクタ、G3266-80015

品名	仕様	用途	入数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
ESI 製マイクロフロー ネブライザ	PFA、200 μL/min	高純度および HF サンプルの分析用、一体型オートサンプラ (I-AS) には不適合	1個	G3139-65100	G3139-65100
ESI 製 I-AS プローブ付き マイクロフロー ネブライザ	PFA、200 μL/min	7700s、8800、8900 半導体仕様、および 7500s で標準。  一体型オートサンプラ使用時の高純度および HF サンプルの 分析用 (サンプル取り込みチューブの先端をサンプリング プローブとする)	1個	G3139-65102	G3139-65102
ESI 製マイクロフロー ネブライザ	PFA、20 ~ 50 μL/min	低流量自己吸引型不活性ネブライザ、一体型オートサンプラ (I-AS) には不適合	1個	G3139-65106	G3139-65106
ESI 製 I-AS プローブ付き マイクロフロー ネブライザ	PFA、 $20\sim50~\mu L/min$	一体型オートサンプラ (I-AS) 使用時の低流量自己吸引型不活性 ネブライザ (サンプル取り込みチューブの先端をサンプリング プローブとする)	1個	G3139-65108	G3139-65108
ネブライザ*ガスライン コネクタ		マイクロフローネブライザ用コネクタ	1個	G1833-65583	G1833-65583
Mira Mist ネブライザ	PTFE	環境や地質サンプルなどの固体アプリケーション用。 自給式ではないため、半導体用には使用できません。 7500a 用にご注文の際は、スプレーチャンバエンドキャップ (G1833-65475) も必要です (7500cx/cs に含まれています)。	1個	G3161-80000	G3161-80000
Mira Mist ネブライザ、 PEEK	PTFE	環境や地質サンプルなどの固体アプリケーション用。 自給式ではないため、半導体用には使用できません。 7500a 用にご注文の際は、スプレーチャンバエンドキャップ (G1833-65475) も必要です (7500cx/cs に含まれています)。	1個	G3161-80001	G3161-80001
サンプル注入口 コネクタ、Mira Mist ネブライザ用	0.5 m のサンプルキャ ピラリ (外径 0.044 イン チ x 内径 0.018 インチ) を含む		10 個	CP913777	
バビントンネブライザ	FPM 0-リング、PTFE サンプルチューブ、 コネクタを含む	高マトリックスで総塩量が高いサンプルを導入するために 使用します。 汚れた場合またはオリフィスが詰まった場合は、洗浄して ください。	1個		G1820-60453
バビントンネブライザ用 エンドキャップ、 ポリプロピレン	FPM 0-リングを含む	洗浄後にメモリ効果が消失しない場合は交換。ネブライザを エンドキャップの中央に挿入して通す。エンドキャップを、「TOP」 マークが上を向いた状態でスプレーチャンバに取り付ける。	1個		G1833-65476
バビントンネブライザ 取り外し工具			1個		G1820-65345
C-Flow PFA 同軸 ネブライザ	PFA、200 μL/min	すべての PFA ネブライザは超微量分析に推奨 マイクロフローネブライザの代わりに使用可	1個	G3285-80000	
I-AS プローブ付き C-Flow PFA 同軸ネブライザ	PFA、200 μL/min	すべての PFA ネブライザは超微量分析に推奨 マイクロフローネブライザの代わりに使用可	1個	G3285-80001	
C-Flow PFA 同軸 ネブライザ	PFA、50 μL/min	VPD および高マトリックス半導体、特に $100 \text{ mg/L}$ を超える Si マトリックス、 $H_3PO_4$ に推奨。 フリーアスピレーションモードで使用	1個	G3285-80002	



ネブライザクリーナ、G3266-80020



I-AS プローブ付きマイクロフローネブライザ、 G3139-65102



ネブライザガス\*ラインコネクタ、G1833-65583

(続<)

		·		77/78/79/88/8900	7500
品名	仕様	用途	入数	77/76/79/66/6900 部品番号	7500 部品番号
		VPD および高マトリックス半導体、特に 100 mg/L を超える			
I-AS プローブ付き C-Flow	PFA、50 μL/min	Si マトリックス、H₃PO₄ に推奨。	1個	G3285-80003	
PFA 同軸ネブライザ		フリーアスピレーションモードで使用			
	アルゴンガスコネクタ				
同軸ネブライザ、	(P/N G1820-65052)、	きれいなサンプル専用。 塩酸には耐性なし。 $5\%  \text{HNO}_3  (\text{v/v})$ を	1個	G1820-65030	G1820-65030
パイレックス製	コネクタ キット (P/N	用いて洗浄。超音波洗浄しないこと。		G1020-00000	G1020-00030
	G1820-60160) と使用				
	石英製スプレーチャン				
同軸ネブライザ、	バ (P/N G1820-65337)、	きれいなサンプルの微量分析に推奨。パイレックスよりも			G1820-65138
石英製	石英製接続パイプ	低い汚染レベル。5 % HNO3 (v/v) を用いて洗浄。 超音波洗浄	1個	G1820-65138	
1/1	(P/N G1820-80237**) と	しないこと。			
	使用				
ネブライザ*ガスライン 用コネクタ、ポリプロ	4 mm チューブ、フェラ	同軸ネブライザへのガスライン接続用	1 /⊞	個 G1820-65052	G1820-65052
用コネクタ、ホリノロピレン	ルと 0-リングを含む	P==・アンプイザへのガスフィン接続用			
コネクタ付きサンプル	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	バビントンネブライザ用、高マトリックスサンプルで汚れた	1 /⊞		01000 05070
チューブ、PTFE	ツールを含む	場合は交換。	1個		G1820-65276
		サンプルラインに同軸ネブライザを接続。大きな穴の付いた		G1820-60160	G1820-60160
サンプルラインコネクタ	FPM 0-リングを含む	ポートはネブライザに接続、小さな穴の付いたポートは			
	4 <del>T</del> <del>T</del>	サンプルチューブに接続。	4 / 🗆	5004.0070	F004 0070
ユニオンフィッティング	4 mm チューブ	Savillex PFA 同軸ネブライザ用	1個	5064-8078	5064-8078
フェラルおよび FPM 0-		パプン.1 ン./同志 ナーデニ ノゼロ	1 /⊞	01000 05500	01000 05500
リングキット、ネブライ ザ*ガスラインコネクタ用		バビントン/同軸ネブライザ用	1個	G1820-65533	G1820-65533
同軸ネブライザ用	FPM 0-リングを含む	石英製) を接続。MicroMist、MicroFlow、およびその他の同軸	1個	G3280-60008	G1833-65475
エンドキャップ、PTFE		ネブライザ用。			
0-リング、FPM、バビント			4個		G1820-65199
<u>ンネブライザ用</u>			. 10		

(続く)



ポリプロピレンコネクタ、G1820-65052



フェラルと FPM フルオロエラストマポリマー 0-リングキット、ネブライザガス\*ライン コネクタ用、G1820-65533

品名	仕様	用途	入数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
0-リングキット、FPM、 同軸ネブライザ用	2 サイズ、各10 個		20 個	G1820-65491	G1820-65491
同軸ネブライザ用 0-リング、有機溶媒用 (3 種類)			4個	G1820-65520	G1820-65520
0-リング、FPM、 エンドキャップ用		バビントンネブライザ、クロスフローネブライザおよび 同軸ネブライザのエンドキャップに使用。	5個		G1820-65198
エンドキャップ用 0-リング、有機溶媒用			2個		G1820-65518
クロスフローネブライザ	ブッシュ、ネブライザ *ガスラインコネクタ、 ブレンドガスラインコ ネクタ、サンプルチュー ブ、およびインナス リーブ付きガスライン チューブを含む	耐フッ酸キット用標準ネブライザ。キャリアガス圧力を 500 kPa (5 kg/cm²) に設定。5 % HNO <sub>3</sub> (v/v) の槽に浸して洗浄。洗浄後にメモリ効果が残る場合に交換。			G1833-65462
同軸ネブライザ用	ペルフルオロ、内径 1.07 mm		5個	G3280-67115	
0-リング A 同軸ネブライザ用 0-リング B	パルフルオロ、 内径 3.8 mm		5個	G3280-67116	

<sup>\*</sup>ICP-MS では、「キャリアガス」という用語が「ネブライザガス」に変更されました。(2017 年 7 月より)



# 加湿器アクセサリ

アジレントの加湿器アクセサリは Agilent ICP-OES、ICP-MS、および MP-AES 機器に幅広く対応しており、分析が困難なサンプルタイプであって も、信号の安定性が大幅に向上します。

詳細については、45ページをご覧ください。

<sup>\*\*</sup>部品はサポートされますが、販売は終了しています。

#### スプレーチャンバ

品名	用途    入	数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
	77/78/8800 シリーズおよび			1
スプレーチャンバ、ダブルバス設計、石英製	7500 シリーズ用標準		G3280-80008	G1820-65337
スプレーチャンバ、ダブルバA成前、石央袋 	Ultra HMI 機能が不要な場合は 7900 と 8900 にも適合		d3200-00000	G102U-00337
	7900 シリーズおよび 8900			
スプレーチャンバ、ダブルパス設計、石英製	シリーズ用		G8400-67150	
	Ultra HMI 機能の使用時に必要			
スプレーチャンバ用エンドキャップ			G3280-60008	G1833-65475
エンドキャップリテーナ、エンドキャップをスプレーチャンバ本体に固定 	77/78/8800 シリーズおよび 7500 シリーズ用		G3280-67091	G3280-67091
エンドキャップリテーナ、エンドキャップをスプレーチャンバ本体に固定	7900 シリーズおよび 8900 シリーズ用 (P/N G8400-67150)		G8400-40200	
エンドキャップコネクタ、ガスライン接続用			5042-4775	
	-		0535-1082	
ドレインチューブアセンブリ			G3280-60555	
	ペリスタルティックポンプ			
ドレインチューブ、クロスリンクポリエチレン内管、内径 4 mm、2.5 m	チューブとドレインタンク間の		G1820-65515	G1820-65515
	チューブ			
			G3160-67000	
ドレインタンク、ポリプロピレン製、4 L			5042-4769	5042-4769
ドレインタンク			G1820-65016	G1820-65016
ー 有機溶媒用ドレインタンク			G1820-65505	G1820-65505
ドレインチューブキット			G1833-65411	G1833-65411
	5 fl	固		G1820-65482

(続く)

#### スプレーチャンバ

品名	用途	入数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
ー ドレインチューブキット			G3280-60555	G1833-65411
ー スプレーチャンバドレインのブッシング、FPM		5個		G1820-65482
	有機溶媒と一緒に使用			G1820-65504
				G1820-65503
スプレーチャンバ	超微量 B 分析用、スプレーチャンバとトーチ間の石英製コネクタチューブは不要		G3280-80503	G3270-80300
ボールジョイントコネクタ、石英製	スプレーチャンバとトーチの間			G1833-65426
	スプレーチャンバとトーチの間			G1833-65464
	スプレーチャンバとトーチの間			G1833-65427
		10個		G1833-65480
スプレーチャンバとトーチの間のボールジョイントコネクタ用クランプ	スプレーチャンバ、コネクタ チューブ、トーチ上のボール ジョイントコネクタの固定用。	2個	G1833-65430	G1833-65430
スプレーチャンバとトーチ間のボールジョイントコネクタ用クランプ、 7900 ICP-MS 用	77/8800 ICP-MS 用 スプレーチャンバ、コネクタ チューブ、トーチ上のボール ジョイントコネクタの固定用。 7800/7900 ICP-MS 用		G8400-60327	
	ドレインからドレインタンク用		G3280-60077	G3280-60077
有機溶媒導入キット標準石英トーチ、サンプル導入およびドレイン部品を、揮発性有機溶媒に適した部品に置き換えます。内容: 内径 $1.5~\text{mm}$ インジェクタ付き石英トーチ (内径 $1.0~\text{mm}$ のトーチは付属していないが、揮発性有機溶媒で使用可能)、ガイド付きサンプルチューブ (内径 $0.15~\text{mm}$ x 長さ $70~\text{cm}$ x $5~\text{cm}$ x $5$			G3280-60580	

<sup>\*</sup> ICP-MS では、「キャリアガス」という用語が「ネブライザガス」に変更されました。(2017 年 7 月より)

## PFA 耐フッ酸導入キット消耗品

PFA 不活性サンプル導入キットでは、標準の石英サンプル導入部品が、高純度および HF サンプルの分 析に適した部品に置き換えられています。キットには、エンドキャップ (PFA)、スプレーチャンバ (PFA)、 接続パイプ、石英トーチ外管、トーチインジェクタ (白金またはサファイア) が含まれます。サファイヤイ ンジェクタ付きキットは揮発性有機溶媒にお勧めします。白金インジェクタ付きキットは半導体アプリ ケーションにお勧めします。ネブライザは必要ですが、付属していません。PFA ネブライザをお勧めしま す (別途注文品)。

#### 7500 シリーズ用 PP 耐フッ酸導入キット消耗品

	7500
品名 	部品番号
	G1833-65463
耐フッ酸導入トーチ外管、石英製	G1833-65422
ー 耐フッ酸トーチ用白金インジェクタ、内径 2.5 mm	G1833-65415
—	G1833-65409
ー 耐フッ酸トーチ用白金インジェクタ、内径 1.5 mm	G1833-65416



耐フッ酸導入キット、サファイア製、 内径 2.5 mm、G4912-68000



 $0_2$  ポート付きコネクタ管、G4912-80016

#### PFA 耐フッ酸導入キット消耗品

品名	説明	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
ー 耐フッ酸導入キット、サファイア製、内径 2.5 mm	トーチ外管を含む	G4912-68000	
ー 耐フッ酸導入キット、白金製、内径 2.5 mm	トーチ外管を含む	G4912-68001	
	トーチ外管を含む	G4912-68002	
	トーチ外管を含む	G4912-68003	
	トーチ外管は含まず		G3285-80014
耐フッ酸導入キット、白金製、内径 2.5 mm	トーチ外管は含まず		G3285-80015
耐フッ酸導入キット、サファイア製、 $O_2$ ポート付き、内径 $1.5\mathrm{mm}$	トーチ外管は含まず		G3285-80016
耐フッ酸導入キット、白金製、 $oldsymbol{0}_2$ ポート付き、内径 1.5 mm	トーチ外管は含まず		G3285-80017
エンドキャップ		G3285-80020	G3285-80020
スプレーチャンバ		G3285-80021	G3285-80021
チューブ、ドレイン、PFA		G4912-80014	G3285-80022
短いコネクタ管	ガスポートなし		G3285-80023
長いコネクタ管	ガスポートなし	G3285-80024	
		G4912-80016	

(続く)

#### PFA 耐フッ酸導入キット消耗品

品名	説明	77/78/79/88/8900	7500 部品番号	
ии-ты	D/0-7J	部品番号		
ー 耐フッ酸用0-リング		G3285-80085	G3285-80085	
		G3285-80034	G3285-80034	
PFA 用白金インジェクタ、内径 2.5 mm		G3285-80035	G3285-80035	
		G4912-80010		
PFA 用サファイア製インジェクタ、 $0_2$ ポート付き、内径 1.5 mm			G3285-80036	
PFA 用白金製インジェクタ、 $0_2$ ポート付き、内径 1.5 mm			G3285-80037	
ー 白金製インジェクタ、耐フッ酸トーチ用、内径 1.5 mm		G4912-80011		
PFA 用トーチ		G4912-80012	G4912-80012	
	インジェクタなし	G4912-80013	G3285-80050	
	,			

注: PFA = ペルフルオロアルコキシ

### 7500 シリーズ用高マトリックス導入キット消耗品

品名	部品番号
メークアップガスコネクタ用プラグ	G3270-20067
インナースリーブ	5022-1703
	5042-4774
 同軸型ネブライザ用エンドキャップアセンブリ (HM 用)	G3270-60207
	G3270-80026
	G3270-80043
	G3270-80024
————————————————————————————————————	G3270-80025
 HMI コネクタ管、 オプションガス導入用	G3270-80026

# トーチ関連

#### トーチ関連

品名	用途	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
1	ほとんどのアプリケーションに適した標準トーチ	02200 00000	02270 00042
トーチ、石英製、内径 2.5 mm	フッ酸を含むサンプルには不適	G3280-80053	G3270-80043
トーチ、石英製、内径 1.5 mm、テーパタイプ	有機溶媒で使用。	G3280-80080	G1833-65424
1. 人、石夫表、四日1.5 回回、カーバタイク	フッ酸を含むサンプルには不適	d3200-00000	01033-03424
トーチ、石英製、内径 1.0 mm、テーパタイプ	有機溶媒で使用	G3280-80081	G1833-65425
I /、石大表、P3圧 I.U IIIII、/ バク I /	フッ酸を含むサンプルには不適	G0200-00001	41000-00420
シールドプレート、長寿命型	ボンネットと一緒に使用。	G1833-65419	G1833-65419
ボンネット (シールドトーチ用石英製リング)	シールドプレート (P/N G1833-65419) と一緒に使用	G1833-65421	G1833-65421
	UHMI スプレーチャンバ (P/N G8400-67150) との	G3270-80025	G3270-8002
	組み合わせ、または HMI 機能なしで使用	U3270-00023	
HMI ガスポート付コネクタ管、希釈用、石英製	HMI 機能と共に、希釈ガスの追加に使用	G3270-80024	G3270-80024
JHMI 希釈ポート用ブランクプラグ、PTFE、8900		G3666-20391	
スプレーチャンバとトーチの間のボールジョイントコネクタ用	スプレーチャンバ、コネクタチューブ、トーチ上の	G1833-65430	G1833-65430
クランプ	ボールジョイントコネクタの固定用。	01000-00400	01000-00400
スプレーチャンバとトーチ間のボールジョイントコネクタ用	スプレーチャンバ、コネクタチューブ、トーチ上の		
クランプ、7900 ICP-MS 用	ボールジョイントコネクタの固定用。	G8400-60327	
クランス 7000 IGI -IVIO /日	7800/7900 および 8900 用		
7700/8800 ICP-MS 用 RF コイル		G3280-60638	
誘導コイル用アライメントプレート		G1833-66011	G1833-66011
7900/8900 ICP-MS 用 RF コイル		G8400-60434	
7500 ICP-MS 用 RFFコイル			G1833-65432

注: 耐フッ酸導入キット用トーチについては、87、88ページの PFA 耐フッ酸導入キット消耗品の表をご覧ください。

### ヒントとツール

取り付けおよびプラズマ点火前には完全にトーチを乾燥させてください。 欠けや割れ、歪みが生じたら交換してください。



ニッケル製サンプリングコーン、 G3280-67040



白金製サンプリングコーン、G3280-67036

# インタフェースコーンとイオンレンズ

#### サンプリングコーン

77/78/7900 シリーズおよび 88/8900 シリーズ用				
品名	部品番号			
	G3280-67040			
	G3280-67061			
————————————————————————————————————	G3280-67036			
白金製 (18 mm インサート、銅ベースと白金チップ)	G3280-67056			

#### コーンケアパッケージ

77/78/7900 シリーズおよび 8900 シリーズ用				
品名	内訳	部品番号		
	内容: 拡大鏡、1 個 (5190-9614)、 サンプリングコーン用グラファイト			
ニッケルコーンケアキット	ガスケット、3 個 (G3280-67009)、綿棒、75 mm、100 本 (9300-2574)、	5067-0294		
	ニッケルサンプリングコーン、2 個 (G3280-67040)			
	内容: 拡大鏡、1 個 (5190-9614)、 サンプリングコーン用グラファイト			
ニッケルめっきコーンケアキット	ガスケット、3 個 (G3280-67009)、綿棒、75 mm、100 本 (9300-2574)、	5067-0295		
	ニッケルめっきサンプラコーン、2個(G3280-67061)			
	内容:拡大鏡、1 個(5190-9614)、 サンプリングコーン用グラファイト			
プラチナコーンケアキット	ガスケット、3 個 (G3280-67009)、綿棒、75 mm、100 本 (9300-2574)、	5067-0296		
	白金サンプリングコーン、2個 (G3280-67036)			

**注**: コーンケアキットにスキマコーンは含まれていません。**スキマコーン**の表を使用して、必要なスキマコーンの種類と数量を注文してください。



ニッケルコーンケアキット 5067-0294



ニッケルめっきコーンケアキット 5067-0295



プラチナコーンケアキット 5067-0296

#### スキマコーン

イオンレンズ構成および ICP-MS シリーズによって選択					
品名	x-レンズ		s-レンズ (半導体)		
	7700 (+e)/7800/8800	7900/8900	7700/7900/8800	8900	
ニッケル製	G3280-67041	G8400-67200	G3280-67066	G3666-67421	
白金製、銅ベース	G3280-67060	G8400-67201	G3280-67064	G3666-67401	
白金製、ニッケルベース	G3280-67063	G8400-67202	G3280-67065	G3666-67411	

注: 網掛けされたセルが標準構成です。

#### スキマベース

まずイオンレンズ構成と ICP-MS シリーズによって選択し、次にインタフェースコーンの素材 (ニッケル (Ni) または白金 (Pt) ) によって選択します。

	x-レンズ			s-レンズ (半導体)		
品名	7700 (+e)/7800/8800	7900	8900	7900	7700/8800	8900
ステンレス製 (Ni コーンで使用)	G3280-60608	G8400-60624	G3666-60301	G8400-60627	G1833-65591	-
真鍮製 (Pt コーンで使用)	G3280-60621	G8400-60625	G3666-60311	G8400-60626	G1833-65590	G3666-60401

注: 網掛けされたセルが標準構成です。

#### ヒントとツール

ICP-MS を使用してクールプラズマ測定を実施する予定である場合は、インタフェースに適合する s-レンズ (半導体) が必要です。

#### 専門的なアプリケーション用のインタフェースコーン

品名	部品番号
	G3280-67067
	G3666-67067
 真鍮製オフセットスキマベース、s-レンズ付き/半導体構成の 7700/8800 用	G3280-60381
 真鍮製オフセットスキマベース、s-レンズ付き/半導体構成の 7900 用	G8400-60628
インタフェースコーン、m-レンズ付き 8900 用	
— サンプリングコーン、白金製	G3280-67036
スキマコーン、白金製、ニッケルベース	G3666-67501
	G3666-60401
インタフェースコーン、c-レンズ付き 8900 用	
サンプリングコーン、白金製	G3280-67036
	G3280-67064
	G3666-60601



スキマコーン、ニッケル製、G3280-67041



白金製スキマコーン、G3280-67060

#### 使用するコーンについての推奨事項

コーンの種類	対象 ICP-MS モデル	必要な スキマベース	推奨アプリケーション
ニッケル製サンプル/ スキマコーン	7500a/i/c/ce/cx、7700x/e、 7800/7900、および 8800/8900 (x-レンズ付き) で標準	ステンレス製	最も一般的なアプリケーションに 最適。 最も経済的な操作が可能
ニッケルめっき サンプリングコーン	77/78/7900 と 88/8900 の 全モデルでオプション	ステンレス製	> 0.5 % の HCI が含まれるサンプル、 または最大エアロゾル希釈率の (U) HMI を使用したルーチン分析用
白金製サンプリングコーン	7500s/cs、7700s、7900 (s-レンズ 付き)、および 8800/8900 半導体 構成で標準。その他の全モデルで はオプション	真鍮製	強酸 (特に HF) の分析や、有機溶媒の 分析に $0_2$ /Ar オプションガスを使用す る場合に効果的より大きい 18 mm インサートの使用により、粘度および 沸点が高い酸 (例えば $H_2$ S $0_4$ や $H_3$ P $0_4$ に対応
銅ベースの白金製 スキマ	7700s、7900s、8800/8900 の 半導体構成、および 8900c で標準	真鍮製	LOD が最小の場合および高マトリック スサンプルに推奨。 強酸 (特に HF) の 分析に必要
ニッケルベースの白金製スキマ	8900m で標準	真鍮製	0 <sub>2</sub> /Ar オプションガスを使用する場合         の有機分析に推奨



スキマベース、ステンレス製、G3280-60608

#### ヒントとツール

使用済みのアジレント白金製 ICP-MS コーンを返却することで、コストの削減と環境の保護が 可能になります。7500/7700/7800/7900 および 8800/8900 ICP-MS の使用済み白金製コーンの 引取りキャンペーンの詳細については、アジレントにお問い合わせください。

Agilent 7500 シリーズ用インタフェース・スキマベース適合ガイド

品名	部品番号	7500a	7500i	7500s	7500с	7500ce/cx	7500cs	Tモード
サンプリングコーン								
ニッケル製サンプリングコーン	G1820-65238	標準	標準	✓	標準	標準	✓	
白金製サンプリングコーン、10 mm インサート	G1820-65239	✓	✓	標準	✓	✓	標準	
白金製サンプリングコーン、18 mm インサート	G1820-65360	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓	
T-モード用ニッケルサンプリングコーン	G1820-65480	Τモード	Τモード	Τモード				✓
スキマコーン								
ニッケル製スキマコーン	G1820-65050	標準	標準	✓				
ニッケル製スキマコーン	G3270-65024					標準		
ニッケル製スキマコーン	G1833-65497				標準		✓	
白金製スキマコーン	G1820-65237	✓	✓	標準				
白金製スキマコーン	G1833-65092				✓			
白金製スキマコーン	G1833-65132						標準	
白金製スキマコーン (Ni ベース)	G3270-60106					✓	✓	
銅製スキマコーン	G3270-60643						✓	
T-モード用ニッケルスキマコーン	G1820-65481	Tモード	Tモード	Τモード				✓
スキマベース								
ニッケル製スキマ用ステンレスベース	G1833-65407	標準	標準	✓				✓
ニッケル製スキマ用ステンレスベース	G1833-65591					標準	✓	
ニッケル製スキマ用ステンレスベース	G1833-65498				標準			
白金製スキマ用真鍮ベース	G1833-65408	✓	✓	標準				
白金製スキマ用真鍮ベース	G1833-65505				✓			
白金製スキマ用真鍮ベース	G1833-65590					✓	標準	

#### 凡例

✔: 対応部品

標準: 工場出荷時に標準装備

#### 注:

- ・2% を超える  $H_2SO_4$  の測定には、18~mm 白金製コーンインサートを推奨
- 白金製Tモードコーンは使用不可
- T モードは ORS モデルでは使用できません



サンプリングコーン用 インタフェースレンチ、 G3280-01507



サンプリングコーン用取付リング、 G3280-20504



拡大鏡、ICP-MS コーンオリフィス のチェック用、5190-9614

#### サンプリングコーン/スキマコーン用消耗品

	77/79/88/8900	7500
品名	部品番号	部品番号
サンプリングコーン用インタフェースレンチ	G3280-01507	G1833-65405
サンプリングコーン用取付リング	G3280-20504	
	G3280-67009	
	G3280-60502	G1833-65079
	G1820-65435	G1820-65435
サンプリングコーン、スキマーコーン洗浄用洗剤 (約 3.8 L)	5188-5359	5188-5359
	8660-0791	8660-0791
	9300-2574	9300-2574
サンプリングコーン用 O-リング、FPM		G1820-65025
拡大鏡、ICP-MS コーンオリフィスのチェック用、拡大率 10 倍、 LED 照明および +/- 15 mm 十字線付き	5190-9614	5190-9614

#### 7900 シリーズ用イオンレンズシステム関連部品

 品名	部品番号
x-レンズ付き 7900	
引出オメガレンズアセンブリ	G8400-67001
引出電極1	G8400-60215
引出電極2	G8400-60216
オメガバイアスレンズ	G8400-00240
オメガレンズ	G8400-60217
	G8400-67003
	G8400-67002
	G8400-60218
	G8400-60219
	G3280-20646
	G3280-20653
	G3280-67038

#### 8900 シリーズ用イオンレンズシステム関連部品

品名	部品番号
引出オメガレンズアセンブリ	G3666-67300
引出電極1	G3666-60302
引出電極 2	G3666-60303
オメガレンズ	G8400-60217
オメガバイアスレンズ	G8400-00240
ネジとスペーサキット	G8400-67003
8900 と半導体	
	G3666-67400
引出オメガレンズアセンブリ、m-レンズ用	G3666-67500
引き出しオメガレンズアセンブリ、c-レンズ用	G3666-67600
引出レンズ 1、s-レンズ用	G3666-60402
引出レンズ 1、m-レンズ用	G3666-60502
引出レンズ 2、s/c-レンズ用	G3666-60403
引出レンズ 2、m-レンズ用	G3666-60503
オメガレンズ、s/m/c-レンズ用	G3666-20404
オメガバイアスレンズ、s/m/c-レンズ用	G3666-20405
ネジおよびスペーサキット、s/m/c-レンズ用	G3666-67038
オクタポールリアクションシステム (ORS)	
オクタポールアセンブリ、軸方向加速器付き 8900 用	G3666-67045
オクタポールアセンブリ、軸方向加速器なし 8900 用	G3666-67046
リアクションセル (ORS セル) アセンブリ、軸方向加速器付き 8900 用	G3666-67141
リアクションセル (ORS セル) アセンブリ、軸方向加速器なし 8900 用	G3666-67142
セル入射レンズ、8900 用	G3666-20394
セル出射レンズ、8900 用	G3666-20396
セルフォーカスレンズ、8900 用	G3666-20395
ネジ/スペーサ/0-リング、8900 のリアクションセル用、軸方向加速器付き 8900用	G3666-67044
ネジ/スペーサ/0-リング、8900 のリアクションセル用、軸方向加速器なし8900用	G3666-67049



引出オフセットレンズアセンブリ、 G3280-67039

#### 7700/8800 シリーズ用イオンレンズシステム関連部品

品名	部品番号
引出オフセットレンズアセンブリ	G3280-67039
	G3280-60612
引出電極 2	G3280-60613
	G3280-01650
	G3280-60609
	G3280-67037
	G3280-67110
	G3280-67035
引出電極1	G1833-65592
引出電極 2	G1833-65593
オメガバイアスレンズ	G3280-20646
	G3280-20653
	G3280-67038
オクタポールリアクションシステム (ORS)	
オクタポールリアクションシステム (ORS) セルアセンブリ	G8400-67701
	G3280-67045
セルフォーカスレンズ	G3280-20633
セル入射レンズ	G3280-20618
セル出射レンズ	G3280-20664
セルガス用チューブ	G3280-20663
偏向レンズ	G3280-20628
プレートバイアス	G3280-60615
研磨フィルムキット	G1833-65404
マニュアルベントバルブ、0-リングを含む、77/79/88 用	G3280-67046
	G3280-60671
セル用ネジ/スペーサ/0-リング	G3280-67044

#### 7500 シリーズ用イオンレンズシステム関連部品

品名	部品番号
7500a/i/s/c/cs	
プレートバイアス (イーグル四重極用)、JPXXXX294 以降	G1833-65494
プレートバイアス (スリムリング四重極用)、JPXXXX293 以前	G1833-65444
研磨フィルムキット	G1833-65404
引出電極1	G1833-65417
引出電極 2	G1833-65413
	G1833-65418
	G1833-65024
オメガレンズ用ネジキット	G1833-65025
7500c	
ー アインツェルレンズ 1	G1833-65500
アインツェルレンズ 2	G1833-65501
アインツェルレンズ 3	G1833-65502
引出電極	G1833-65499
オクタポール	G1833-65094
オクタポールアセンブリ (セル入口/出口を含む、0-リングなし)	G1833-65503
アインツェル引出電極用ネジとスペーサキット	G1833-65578
リアクションセル用ネジキット	G1833-65088
リアクションガス用チューブ、2本入	G1833-65089
7500ce/cx	
リアクションセル用 O-リング	G1833-66035
	G3270-65023
	G3270-65028
引出電極 2	G3270-65029
ー オメガレンズ	G3270-65030
オメガバイアスレンズ	G3270-65031
ネジおよびスペーサキット	G3270-60639
-	



引出電極 1、G1833-65417



引出電極 2、G1833-65413

(続く)

### 7500 シリーズ用イオンレンズシステム関連部品

品名	部品番号
7500cs	
引出電極 1	G1833-65592
引出電極 2	G1833-65593
オメガ引出電極アセンブリ	G1833-65596
ー オメガバイアスレンズ	G1833-65594
ー オメガレンズ	G1833-65595
	G1833-65125
ー セル入射レンズ	G1833-65598
ー セル出射レンズ	G1833-66000
セルフォーカスレンズ	G1833-65597
7500cs/ce/cx	
	G1833-65599
	G1833-65133
ーー オクタポールアセンブリ (セルフォーカス、セル入口/出口、および QP フォーカスを含む)	G1833-65134
	G1833-66001
	G1833-65138
プレートバイアス S/N JP14100050 ~ JP14100313 用	G1833-65513
	G1833-65562

#### エレクトロンマルチプライア

品名	8900 部品番号	8800 部品番号	78/7900 部品番号	7700 部品番号	7500 部品番号
エレクトロンマルチプライア (ETP)	,				5184-1983
(S/N JP14100586 以前)					0104-1900
エレクトロンマルチプライア (HPK)					G1833-65575
(S/N JP14100587 以降)					G1000-00070
エレクトロンマルチプライア	5190-0154	5190-0123	G8400-60258	5190-0108	



エレクトロンマルチプライア、5190-0108

## 真空システム消耗品

- ポンプのオイルレベルは 3 ヶ月ごとに、プラズマが ON の時に確認する必要があります。
- ・オイルレベルはゲージの Max と Min の間のレベルに保ってください。
- ・オイル交換の標準的な頻度は約6か月ごとです。

#### 真空システム消耗品

5.5	7 #4	78/79/8900	7700/8800	7500
品名	入数	部品番号	部品番号	部品番号
ロータリポンプオイル、MS40+ 用、AVF Platinum*	1 L	X3760-64004		
ロータリポンプオイル、AVF Gold**	4 L		6040-0798	6040-0798
ロータリポンプオイル、AVF Gold**	1 L		6040-0834	6040-0834
ロータリポンプオイル (Fomblin06/6) 1 L、強酸サンプルの場合に使用	2 kg		5069-4478	
オイルミストフィルタエレメント、DS402 ロータリポンプ用			9499342M002	
オイルミストフィルタキット、DS402 ロータリポンプ用			9499392M004	
リモートドレインオイルキット、DS402 ロータリポンプ用			9499375M003	
DS オイルリターンシステムキット			9499376	9499376
オイルミストフィルタエレメント、E2M18 用			1535-4970	1535-4970
オイルミストフィルタエレメント、MS40+ 用		G1960-80039		
オイルミストフィルタ用臭気エレメント、E2M18 用	5個		5063-9153	5063-9153
オイルミストフィルタキット、E1M18/E2M28 用			3162-1056	3162-1056
ペニングゲージ用ボディチューブ、7500 用				G1820-81012
ベントバルブ用 0-リング、FPM (真空チャンバ用)	2個	G1833-65332	G1833-65332	G1833-65332
真空チャンバ用 0-リング、FPM、蓋部用、77/78/79 用		5042-4790	5042-4790	5042-0901
真空チャンバ用 0-リング、FPM、蓋部用、88/89用		G3660-60710		
マニュアルベントバルブ、0-リングを含む、77/79/88 用		G3280-67046	G3280-67046	

<sup>\*「</sup>AVF Platinum」の旧称は「AVF 60 SHCE」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

## 警告および注意

#### 絶対に素手でオイルに触れないでください。

オイルには有害物質が吸収されている可能性があるため、交換の際には注意してくださ い。耐フッ酸導入システムを備えた ICP-MS のインタフェース側にあるロータリポンプのオ イルは特に危険です。

<sup>\*\*「</sup>AVF Gold」の旧称は「Inland 45」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。



アジレントインテグレート試料導入装置 (ISIS)

## 装置部品と消耗品

アジレントのインテグレート試料導入装置 (ISIS) により、定流量ネブライザを使用した高速取り込み、または 6 ポートバルブおよび時間分解取り込みによるサンプルループを使用して、最高のサンプルスループットが実現します。この結果、高性能アプリケーション向けの高度なサンプル処理を提供できます。 ISIS は、サンプルマトリックスに対するインタフェースへの負担を軽減することで、高マトリックスサンプルの処理も容易にします。これは、信号ドリフトが減少し、精度が向上し、コーンのクリーニング頻度が低下することを意味しています。

#### インテグレート試料導入装置 (ISIS) 消耗品

品名	仕様	入数	7700/8800 部品番号	7500 部品番号
ISIS 用消耗品キットスペアのサンプルライン およびコネクタに加えてフィッティング、 ミキシングコイル、ブロックアダプタ、クランプ、 トレイがセットになっています。	内容: 次のコンポーネントが各 1 個 (特に記載がない限り) サンプルチューブ (内径 $0.5  \text{mm}  \text{x}$ 長さ $5  \text{m}$ 、内径 $0.3  \text{mm}  \text{x}$ 長さ $5  \text{m}$ 、内径 $0.8  \text{mm}  \text{x}$ 長さ $5  \text{m}$ 、人口スタルティックポンプチューブ (内径 $0.89  \text{mm}$ 、ストッパ $ \text{x}  3$ 、タイゴン、12 本)、ペリスタルティックポンプチューブ (フレアエンド、タイゴン、ストッパ $ \text{x}  2$ 、(青/オレンジ)、内径 $0.25  \text{mm}$ 、12 本)、ペリスタルティックポンプチューブ (内径 $1.02  \text{mm}$ 、ストッパ $ \text{x}  2$ 、タイゴン、12 本)、チューブアダプタ $ 2  \text{lm}$ 、チューブ識別のためのタグ $ \text{x}  2$ (10 個)、「型ジョイント、クロスジョイント、ユニオンジョイント、外径 $ 3  \text{mm}$ のチューブ用 PTFE ナット (10 個)、外径 $ 3  \text{mm}$ のチューブ用 PTFE ナット (10 個)、外径 $ 1.6  \text{mm}$ のチューブ用 $ 7  \text{mm}$ のチューブ用 $ 7  \text{mm}$ のチューブ用 $ 7  \text{mm}$ のチューブ用 $ 7  \text{mm}$ のチューブ目 $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブ $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブ $ 7  \text{mm}$ のチューブ $ 7  \text{mm}$ のチューブ $ 7  \text{mm}$ のチューブ目 $ 7  \text{mm}$ のチューブ目 $ 7  \text{mm}$ のチューブ $ 7  \text{mm}$ のチューブ目 $ 7  \text{mm}$ のチューブ目 $ 7  \text{mm}$ のチューブ目 $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブ $ 7  \text{mm}$ のチューブ日 $ 7  \text{mm}$ のチューブロ $ 7  \text{mm}$		G4911-67001	
自動希釈用チューブキット	内容: サンプルラインのセット、自動希釈用コネクタ		G4911-68201	
discrete sampling 用チューブキット	内容: サンプルラインのセット discrete sampling 用コネクタ		G4911-68202	G3138-65025
ペリスタルティックポンプチューブ、 タイゴン (ICP-MS 側)	内径 0.89 mm、3 ストッパ	12本	5064-8014	5064-8014
	内径 0.25 mm、2 ストッパ、フレアエンド	12本	G4911-67000	G4911-67000
ペリスタルティックポンプチューブ、 タイゴン (ISIS 側)	内径 0.25 mm、3 ストッパ	12本		5064-8034
ペリスタルティックポンプチューブ、 タイゴン (ISIS 側)	内径 0.25 mm、2 ストッパ	12本		5064-8015
ペリスタルティックポンプチューブ、 タイゴン (ISIS 側)	内径 1.02 mm、2 ストッパ	12本	5064-8028	5064-8028
ペリスタルティックポンプチューブ、 タイゴン (ISIS-DS 用)	内径 2.29 mm、2 ストッパ	12本	5043-0010	5043-0010
ペリスタルティックポンプチューブアダプタ		2個	5064-8026	5064-8026
ペリスタルティックポンプチューブアダプタ	内径 2.29 mm		G4911-20021	
サンプルチューブ、PTFE	内径 0.8 mm、外径 1.6 mm		5064-8016	5064-8016
ー サンプルチューブ、PTFE	内径 2 mm、外径 3 mm		5064-8020	5064-8020
サンプルチューブ、PFA	内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m	1本		G1820-65105
ISTD チューブ、PFA	内径 0.3 mm、外径 1.6 mm、3 m	1本		G1820-65478
三方コネクタ			5064-8017	5064-8017
三方コネクタ (アースブロック付)			G3280-67062	
			5064-8018	5064-8018
			5064-8019	5064-8019

#### インテグレート試料導入装置 (ISIS) 消耗品

品名	仕様	入数	7700/8800 部品番号	7500 部品番号
セットスクリュー (PCTFE/PTFE ナット)	外径 3 mm チューブ用	10 個	5064-8021	5064-8021
フィット (フロント/バックフェラル)	外径 3 mm チューブ用	10 個	5064-8022	5064-8022
クロスジョイント用セットスクリュー (PCTFE/PEEK ナット)	外径 1.6 mm チューブ用	10 個	5064-8023	5064-8023
フィット (フロント/バックフェラル)	外径 1.6 mm チューブ用	10 個	5064-8024	5064-8024
チューブアダプタ				G3138-65158
チューブクランプ			5064-8027	5064-8027
らせんチューブ、5 m			5064-8029	5064-8029
バルブメンテナンス用レンチ			5064-8032	5064-8032
チューブ識別用タグ		10 個	5064-8033	5064-8033
APG リモートケーブル			5182-2581	5182-2581
コネクタホルダ				G3138-65102
ネブライザポンプ用コネクタホルダ			G4911-01201	
ISIS ポンプ用コネクタホルダ			G3138-65103	G3138-65103
サンプルラインコネクタ				G3138-65104
 バルブ用ロータシール			G3138-65117	G3138-65117
 バルブ用ナット		6個	G3138-65118	G3138-65118
 バルブ用フェラル		6 個	G3138-65119	G3138-65119
ミキサ			G3138-65121	G3138-65121
サンプルループ、100 μL			G3138-65122	G3138-65122
プラスチックトレイ				G3138-65125
ISIS 用トレイ			G4911-60011	



フロント/バックフェラル、5064-8024



気液分離管ガスチャンバ、G3138-65131

#### 77/8800 用 ISIS 水素化物発生装置関連アクセサリ

品名	仕様	入数	共通部品番号
気液分離管ガスチャンバ			G3138-65131
サイクロンチャンバ			G3138-65136
ペリスタルティックポンプチューブ、 ファーメド	内径 2.54 mm、2 ストッパ	6本	G3138-65128
ガスライン用チューブ	内径 3 mm、外径 4 mm、5 m		G3138-65138
 四方コネクタ用プラグ		3個	G3138-65129
 異形ユニオンコネクタ	8 x 4 mm		G3138-65144
 異形ユニオンコネクタ	6 x 3 mm		G3138-65139
 異形ユニオンコネクタ	6 x 4 mm		G3138-65140
	外径 4 mm	3個	G3138-65141
ポンプチューブ用 Y 字形コネクタ	内径 2.5 mm	5個	G3138-65143

<sup>\*</sup> ICP-MS では、「キャリアガス」という用語が「ネブライザガス」に変更されました。(2017 年 7 月より)

### 7800/7900/8900 用 ISIS 3

インテグレート試料導入システム (Integrated Sample Introduction System 3: ISIS 3) を使用すると、Agilent 7800/7900/8900 ICP-MS の生産性が大幅に向上し、高マトリックスサンプルの長時間分析が可能になり ます。ISIS 3 にはネブライザの近くに高速取り込みポンプと 7 ポートバルブが配置されているため、ディ スクリートサンプリング (DS) によってサンプル取り込み/洗浄時間を短縮できます。ISIS 3 は優れた生産 性を備え、ハイスループットラボでの高サンプルマトリックス分析を実現します。



#### インテグレート試料導入装置 3 (ISIS 3) 消耗品

品名	内訳	入数	部品番号
ISIS 3 用チューブおよびフィッティング			
PFA サンプルチューブ 内径 1.0 mm、外径 1/16 インチ、5 m			G8411-67117
PFA サンプルチューブ 内径 2.18 mm、外径 1/8 インチ、5 m			G8411-67118
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ	内容: ポリプロピレンナット、オレンジの折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1519
	内容: ポリプロピレンナット、紫の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1520
	内容: ポリプロピレンナット、黄の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1521
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ	内容: ポリプロピレンナット、白の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1522
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ	内容: ポリプロピレンナット、黒の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1523
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ	内容: ポリプロピレンナット、青の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1524
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/16 インチ	内容: ポリプロピレンナット、緑の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1525
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/8 インチ	内容: ポリプロピレンナット、赤の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1526
フランジレスチューブエンドフィッティング、1/8 インチ	内容: ポリプロピレンナット、黒の折り畳み式 CTFE フェラル付き	5個	5023-1527
交換用折り畳み式 CTFE フェラル、1/16 インチチューブ用		10 個	5043-0054
交換用折り畳み式 CTFE フェラル、1/8 インチチューブ用		10個	5043-0055
フィッティング、Barb 用オス、1/4-28 UNF、内径 3.2 mm、PEEK、	天然		5023-1517
構成済キット、ISIS 3 によるディスクリートサンプリング用	内容: サンプルラインのセットとコネクタ		G8411-68201
ISIS 3 バルブ消耗品			
ロータシール交換キット、ISIS バルブ用			G8411-67111
ISIS バルブアセンブリキット			G8411-67113
ガスチューブキット、ISIS バルブ用		3個	G8411-67002
ISIS 3 ウェイバルブアセンブリキット			G8411-67114
			G8411-80121

(続く)

#### インテグレート試料導入装置 3 (ISIS 3) 消耗品

品名	内訳	入数	部品番号
ISIS 3 ポンプ消耗品			'
ピストンポンプシール交換キット			G8411-67115
ピストンポンプシール取付ツールキット			G8411-67116
ISIS ピストンポンプ			G8411-80115
ナット、PEEK、ISIS 3 ポンプ用		1個	G8411-80119

#### 7700/7800/7900 および 8800/8900 用消耗品キット

品名	内訳	部品番号	
7700/7900 および 8800 ICP-MS 用	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、12 本 (G1833-65569)。 廃液用ペリスタ		
基本消耗品キット、x-レンズ付き	ルティックポンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青 (G1833-65570)。 内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、		
および AVF Gold* ポンプオイルを	タイゴン、2 ストッパ、青/オレンジ (G3280-67047)、12 本。 PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、	G3280-67003	
使用する Edwards E2M18	5 m (G1820-65105)。グラファイトガスケット、サンプリングコーン用、3 個 (G3280-67009)。ロータリポンプオイル、		
真空ポンプ用	AVF Gold*、1 qt (6040-0834)。トーチ、石英製、内径 2.5 mm (G3280-80053)。		
7700/7800/7900 および	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、12 本 (G1833-65569)。		
8800/8900 ICP-MS 用基本消耗品	廃液用ペリスタルティックポンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青 (G1833-65570)。		
キット、	内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、2 ストッパ、青/オレンジ (G3280-67047)、12 本。	00000 07001	
x-レンズ付きおよび AVF Platinum**	PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m (G1820-65105)。 グラファイトガスケット、サンプリング	G3280-67221	
ポンプオイルを使用する	コーン用、3 個 (G3280-67009)。ロータリポンプオイル、AVF Platinum**、1 L (X3760-64004)。トーチ、石英製、		
真空ポンプ用	内径 2.5 mm (G3280-80053)。		

(続く)

#### 7700/7800/7900 および 8800/8900 用消耗品キット

品名	内訳	部品番号
	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、2 x 12 本。 廃液用ペリスタルティックポ	
	ンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青。内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、2 ストッパ、	
	青/オレンジ (2 x 12 本)。 PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m。 サンプル注入口チューブ (内径	
7700/- +> + 7 0000 ICD MC TIV	0.5 mm)、MicroMist ネブライザ用。オンライン内標準追加キット。ドレインチューブアセンブリ。スプレーチャンバ。	
7700x/e および 8800 ICP-MS 用消 耗品キット、x-レンズ付きおよび	スプレーチャンバドレインチューブ。希釈ポート付きコネクタチューブ。希釈ガスコネクタ。ネブライザ***ガスコネク	
*毛品キット、X-レンス19 さおよび AVF Gold* ポンプオイルを使用す	タ。希釈ガスポートプラグ。 スプレーチャンバクランプ (2個)。 ネブライザ***ガスチューブ。 内径 2.5 mm インジェクタ	G3280-67004
	付きトーチ。長寿命シールドプレート。シールドトーチ用ボンネット。インナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチュー	
る Edwards E2M18 真空ポンプ用	ブ。 ガスラインコネクタ。 RF コイル。 サンプリングコーン用グラファイトガスケット、 3 個。 Ni 製サンプリングコーン	
	(2個)。Ni 製スキマコーン (2個)。x-レンズ用ネジおよびスペーサキット。ネジおよびスペーサ 0-リング。内部反応ガ	
	スライン用 PTFE チューブ。オクタポールアセンブリ。イオンレンズ用研磨紙キット (5 シート、No. 400+1200)。オイル	
	ミストフィルタエレメントおよびロータリポンプオイル、AVF Gold*、1 qt、2 個 (6040-0834)。	
	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白 (2 x 12 本)。 廃液用ペリスタルティックポ	
	ンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青。内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、Tygon、2 ストッパ、	
7700s および 8800 半導体 ICP-MS	青/オレンジ (2 x 12 本)。 PFA サンプルチューブ、内径 $0.5\mathrm{mm}$ 、外径 $1.6\mathrm{mm}$ 、 $5\mathrm{m}$ 。 オンライン内標準追加キット。 ドレ	
//UUS およひ 0000 十得体 ICF-IVIS 用消耗品キット、s-レンズ付き	インチューブアセンブリ。スプレーチャンバ。スプレーチャンバドレインチューブ。希釈ポート付きコネクタチューブ。	
用月柱面キット、S-レンスNic および AVF Gold* ポンプオイルを	希釈ガスコネクタ。ネブライザ***ガスコネクタ。希釈ガスポートプラグ。スプレーチャンバクランプ (2個)。ネブライ	G3280-67007
	ザ***ガスチューブ。内径 2.5 mm インジェクタ付きトーチ。長寿命シールドプレート。シールドトーチ用ボンネット。イ	G3200-07007
使用する Edwards E2M18	ンナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチューブ。 ガスラインコネクタ。 RF コイル。 サンプリングコーン用グラファイト	
真空ポンプ用	ガスケット、3個。Pt サンプリングコーン。Pt 製スキマコーン。s-レンズ用ネジおよびスペーサキット。ネジおよびスペー	
	サ 0-リング。内部反応ガスライン用 PTFE チューブ。オクタポールアセンブリ。イオンレンズ用研磨紙キット (5 シート、	
	No. 400+1200)。オイルミストフィルタエレメント。ロータリポンプオイル、AVF Gold*、1 qt、2 個 (6040-0834)。	
	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、2 x 12 本。 廃液用ペリスタルティックポ	
	ンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青。内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、2 ストッパ、	
	青/オレンジ (2 x 12 本)。 PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m。 サンプル注入口チューブ (内径	
	0.5 mm)、MicroMist ネブライザ用。オンライン内標準追加キット。ドレインチューブアセンブリ。スプレーチャンバ。	
7700e ICP-MS 用消耗品キット、	スプレーチャンバドレインチューブ。 コネクタロッド、 ネブライザ***ガスコネクタ。 スプレーチャンバクランプ (2個)。	
AVF Gold* ポンプオイルを使用 する Edwards E2M18 真空ポンプ用	ネブライザ*ガスチューブ。内径 2.5 mm インジェクタ付きトーチ。長寿命シールドプレート。シールドトーチ用ボンネッ	G3280-67085
	ト。インナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチューブ。ガスラインコネクタ。RF コイル。サンプリングコーン用グラファ	
	イトガスケット (3 個)。 Ni 製サンプリングコーン (2 個)。 Ni 製スキマコーン (2 個)。 x-レンズ用ネジおよびスペーサキッ	
	ト。 ネジおよびスペーサ O-リング。 内部反応ガスライン用 PTFE チューブ。 オクタポールアセンブリ。 イオンレンズ用	
	研磨紙キット (5 シート、No. 400+1200)。 オイルミストフィルタエレメントおよびロータリポンプオイル、AVF Gold*、	
	1 qt、2 個 (6040-0834)。	

<sup>\*「</sup>AVF Gold」の旧称は「Inland 45」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

<sup>\*\*「</sup>AVF Platinum」の旧称は「AVF 60 SHCE」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

<sup>\*\*\*「</sup>キャリアガス」という用語は「ネブライザガス」に変更されました。(2017年7月より)

#### 7700/8800 シリーズ用消耗品キット

品名	内訳	部品番号
	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、2 x 12 本	
	廃液用ペリスタルティックポンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青、2 x 12 本	
	内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、2 ストッパ、 青/オレンジ、12 本	
	PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m	
	イージーフィットサンプル注入口、内径 0.5 mm、10 個	
	オンライン内標準追加キット	
	ドレインチューブアセンブリ	
	スプレーチャンバ	
	ドレインチューブ、内径 4.0 mm、2.5 m	
	希釈ポート付コネクタ管、石英製	
	希釈ガスポート用ガスコネクタ	
	ネブライザ EzyLok ガスコネクタ	
レンズ付き 7700x/e および 8800 ICP-MS	希釈ポート用プラグ、4 mm	
アンストプラ 7700x7e および 66000 fCF-ivi3 アステム用	スプレーチャンバ用クランプ、2個	G3690A
人) 厶用	ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ	
	トーチ、石英製、内径 2.5 mm	
	長寿命 Pt シールドプレート	
	シールドトーチ用ボンネット	
	インナースリーブ付きプラズマ/補助ガスチューブ	
	プラズマ/補助ガス用コネクタ	
	RFコイル	
	サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3個	
	x-レンズ用ネジおよびスペーサキット	
	セル用ネジ/スペーサ/0-リング	
	リアクションセルガス用 PTFE チューブ	
	オクタポールアセンブリ	
	イオンレンズ用研磨紙キット、5 シート、No. 400+1200	

#### 次に、アプリケーションニーズに適したスキマコーンとサンプリングコーン、オイル/フィルタを選択します。次の3つのオプションからそれぞれ1つを追加してください。

#### オプション 1 - サンプリングコーンの選択

部品番号	品名
G3690A#100	ニッケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加
G3690A#101	ニッケルめっきサンプリングコーン (G3280-67061) の追加
G3690A#102	白金製サンプリングコーン (G3280-67036) の追加

#### オプション 2 - スキマコーンの選択

部品番号	品名
G3690A#200	ニッケル製スキマコーン (G3280-67041) の追加
G3690A#201	白金製スキマココーン (G3280-67060)* の追加

#### オプション 3 - 真空ポンプ用のオイル/フィルタエレメントの選択

部品番号	品名
G3690A#300	Quart AVF Gold** オイル、1 L (6040-0834) x 2 および Edwards E2M18 真空ポンプ用オイルミストフィルタエレメント
G3090A#300	(1535-4970) を追加
00000411000	AVF Platinum*** オイル、1 L (X3760-64004) x 2 および Agilent MS40+ 真空ポンプ用オイルミストフィルタエレメント
G3690A#302	(9499201) を追加

<sup>\*</sup> 真鍮製スキマベース (P/N G3280-60621、キットには含まれない) が必要

<sup>\*\*「</sup>AVF Gold」の旧称は「Inland 45」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

<sup>\*\*\*「</sup>AVF Platinum」の旧称は「AVF 60 SHCE」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

品名	内訳	部品番号
	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、2 x 12 本	
	廃液用ペリスタルティックポンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青	
	内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、2 ストッパ、青/オレンジ、2 x 12 本	
	PFA サンプルチューブ、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m	
	オンライン内標準追加キット	
	ドレインチューブアセンブリ	
	UHMI 用スプレーチャンバ	
	ドレインチューブ、内径 4.0 mm、2.5 m	
	石英製ストレートコネクタ管	
	希釈ガスポート用ガスコネクタ	
	UHMI 用希釈ノズル	
	希釈ポート用プラグ、4 mm	
レンズまたは s-レンズ付き 7900 ICP-MS	クランプ	
レンスまたは S-レンス17 さ /900 ICP-IVIS /ステム用	トーチボールジョイントコネクタ、2個	G1131A
/人アム用	ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ	
	トーチ、石英製、内径 2.5 mm	
	長寿命 Pt シールドプレート	
	シールドトーチ用ボンネット	
	低不純物ガスチューブキット	
	プラズマ/補助ガス用コネクタ	
	ワークコイルアセンブリ	
	サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3個	
	セル用ネジ/スペーサ/0-リング	
	リアクションセルガス用チューブ	
	オクタポールアセンブリ	
	イオンレンズ用研磨紙キット、5 シート、No. 400+1200	
	排気フィルタ	

#### 次に、アプリケーションニーズに適した必須オプションとスキマ/サンプリングコーン、ポンプオイルを選択します。次の4つのオプションからそれぞれ1つを追加して ください。

#### オプション 1 - 必須オプションの選択

部品番号	品名
G1131A#100	x-レンズ付き 7900 用必須オプション (UniFit サンプルコネクタ、内径 0.5 mm 10 個 (G3266-80012)、
	ネブライザ EzyLok ガスコネクタ (G3266-80015)、および x-レンズ用ネジおよびスペーサキット (G8400-67003) を追加)
0440444404	s・レンズ付き 7900 用必須オプション (MicroFlow ネブライザ用ネブライザガスラインコネクタ (G1833-65583)、
G1131A#101	および x-レンズ用ネジおよびスペーサキット (G3280-67038) を追加)

(続く)

品名	内訳	部品番号
オプション 2 - サンプリングコーンの	選択	
部品番号	品名	
G1131A#200	ニッケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加	
G1131A#201	ニッケルめっきサンプリングコーン (G3280-67061) の追加	
G1131A#202	白金製サンプリングコーン (G3280-67036) の追加	
G1131A#203	18 mm インサート付き白金製サンプリングコーン (G3280-67056) の追加	
オプション 3 - スキマコーンの選択		
部品番号	品名	
G1131A#300	x-レンズ付き 7900 用ニッケル製スキマコーン (G8400-67200) の追加	
G1131A#301	x-レンズ付き 7900 用 Cu ベース付き白金製スキマコーン (G8400-67201) および真鍮製スキマヘ	ベース (G8400-60625) の追加
G1131A#302	x-レンズ付き 7900 用ニッケルベース付白金製スキマコーン (G8400-67202) および真鍮製スキマ	/ベース (G8400-60625) の追加
G1131A#303	s-レンズ付き 7900 用白金製サンプリングコーン (G3280-67064) の追加	
G1131A#304	x-レンズ付き 7900 用ニッケル製スキマコーン (G3280-67066) およびステンレス製スキマベー	-ス (G8400-60627) の追加
オプション 3 - 真空ポンプ用オイルの	D選択	
G1131A#402	Agilent MS40+ 真空ポンプ用 AVF Platinum* オイル、1 L (P/N X3760-64004) x 2 を追加	

<sup>\*「</sup>AVF Platinum」の旧称は「AVF 60 SHCE」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

	内訳	部品番号
	ネブライザ EzyLok ガスコネクタ	
	UniFit サンプルコネクタ、内径 0.5 mm、10個	
	サンプル用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、2 x 12 本	
	廃液用ペリスタルティックポンプチューブ、Ismaprene、3 ストッパ、黄/青	
	内標準用ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、2 ストッパ、青/オレンジ、2 x 12 本	
	PFA サンプルチューブ、内径 $0.5\mathrm{mm}$ 、外径 $1.6\mathrm{mm}$ 、 $5\mathrm{m}$ 、オンライン内標準追加キット	
	ドレインチューブアセンブリ	
	スプレーチャンバ	
	ドレインチューブ、内径 4.0 mm、2.5 m	
	希釈ポート付コネクタ管、石英製	
	希釈ガスポート用ガスコネクタ	
	希釈ポート用プラグ、1/8 インチ	
	クランプ	
	トーチボールジョイントコネクタ、2個	
ィ-レンズ付き 7800 ICP-MS システム用	ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ	M5141A
	トーチ、石英製、内径 2.5 mm	
	長寿命 Pt シールドプレート	
	シールドトーチ用ボンネット	
	低不純物ガスチューブキット	
	プラズマ/補助ガス用コネクタ	
	ワークコイルアセンブリ	
	サンプリングコーン用グラファイトガスケット、3個	
	x-レンズ用ネジおよびスペーサキット	
	セル用ネジ/スペーサ/0-リング	
	リアクションセルガス用チューブ	
	オクタポールアセンブリ	
	イオンレンズ用研磨紙キット、5 シート、No. 400 + 1200	
	オイルミストフィルタ	
次に、アプリケーションニーズに適した必	ロータリポンプオイル、AVF Platinum*、1 L、2 個 <b>須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。次の3つのオプションからそ</b> れ	ιぞれ 1 つを追加し
		ιぞれ 1 つを追加し
ください。		ιぞれ 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択		ごぞれ 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号	<b>須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。次の 3 つのオプションからそ</b> れ	いぞれ 1 つを追加し
次に、アプリケーションニーズに適した必らください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号 M5141A#100 M5141A#101	須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。 次の 3 つのオプションからそれ	いぞれ 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号 M5141A#100	<b>須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。次の3つのオプションからそれ 品名</b> ニッケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加	いぞれ 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号 M5141A#100 M5141A#101	<b>須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。次の3つのオプションからそれ 品名</b> ニッケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加  ニッケルめっきサンプリングコーン (G3280-67061) の追加	それ 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号 M5141A#100 M5141A#101 M5141A#102	<b>須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。次の3つのオプションからそれ 品名</b> ニッケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加 ニッケルめっきサンプリングコーン (G3280-67061) の追加 白金製サンプリングコーン (G3280-67036) の追加	いぞれ 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号 M5141A#100 M5141A#101 M5141A#102 M5141A#103	<b>須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。次の3つのオプションからそれ 品名</b> ニッケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加 ニッケルめっきサンプリングコーン (G3280-67061) の追加 白金製サンプリングコーン (G3280-67036) の追加	され 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号 M5141A#100 M5141A#101 M5141A#102 M5141A#103 オプション 2 - スキマコーンの選択	<b>福名</b> ニッケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加  ニッケルめっきサンプリングコーン (G3280-67061) の追加  白金製サンプリングコーン (G3280-67036) の追加  18 mm インサート付き白金製サンプリングコーン (G3280-67056) の追加	され 1 つを追加し
ください。 オプション 1 - サンプリングコーンの選択 部品番号 M5141A#100 M5141A#101 M5141A#102 M5141A#103 オプション 2 - スキマコーンの選択 部品番号	<b>福名</b> - ツケル製サンプリングコーン (G3280-67040) の追加  - ツケルめっきサンプリングコーン (G3280-67061) の追加  白金製サンプリングコーン (G3280-67036) の追加  18 mm インサート付き白金製サンプリングコーン (G3280-67056) の追加	それ1つを追加し

オイルミストフィルタエレメントの追加、DS402 ポンプ用

オイルミストフィルタエレメントの追加、MS40+ ポンプ用

オプション3-ロータリポンプの種類の選択

部品番号 M5141A#300

M5141A#301

<sup>\*「</sup>AVF Platinum」の旧称は「AVF 60 SHCE」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

 品名	内訳						
	ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、3 ストッパ、白/白、2 x 12 本 (サンプル導入用)						
	ペリスタルティックポンプチューブ、Ismaprene、 $3$ ストッパ、黄/青、 $12$ 本 (SC ドレイン用) ペリスタルティックポンプチューブ、タイゴン、 $2$ ストッパ、青/オレンジ、 $2$ x $12$ 本 (内標準用) PFA サンプルチューブ、内径 $0.5$ mm、外径 $1.6$ mm、長さ $5$ m						
						オンライン内標準追加キット、ICP-MS	
						ドレインチューブアセンブリ、ICP-MS 用	
	ドレインチューブ、内径 4.0 mm、2.5 m	G1091A					
	クランプ、トーチボールジョイントコネクタ、2個						
	ネブライザ/メークアップ/希釈ガスチューブ (各1個)						
1 \ . ¬ + + /+ -   \ . ¬ /+ + 0000 ICD MC	石英製トーチ、内径 2.5 mm、ICP-MS 用						
-レンズまたは s-レンズ付き 8900 ICP-MS	シールドプレート、長寿命型、ICP-MS						
ンステム用	石英製ボンネット、シールドトーチ用 プラズマ/補助低不純物ガスチューブキット (インナースリーブ付き)						
	プラズマ/補助ガス用コネクタ、各1個						
	ワークコイルアセンブリ、ICP-MS 用						
	ワークコイルアセンブリ、ICP-MS 用						
	グラファイトガスケット、サンプリングコーン用、3個						
	チューブ、リアクションセルガス用						
	研磨紙キット No. 400 + 1200 (各 5 シート)						
	オイルミストフィルタ、MS 40+ ロータリポンプ						
	AVF Platinum* オイル x 2、1 L ボトル						

# 次に、アプリケーションニーズに適した必須オプションとスキマ/サンプリングコーン、イオンレンズを選択します。 次の 4 つのオプションからそれぞれ 1 つを追加してください。

x-レンズ付き 8900 用必須オプション	
UniFit サンプルコネクタ	G3266-80012
ガスコネクタ、ネブライザ用	G3266-80017
ネジおよびスペーサキット	G8400-67003
スプレーチャンバ、UHMI用	G8400-67150
希釈ノズル、UHMI、7900、ICP-MS	G8400-67026
ガスコネクタ、希釈ガスポート、8900	0100-2703
希釈ポート用プラグナット、PTFE、8900	G3666-20391
s-レンズ付き 8900 (半導体) 用必須オプション	
ネブライザ**ガスラインコネクタ	G1833-65583
ネジおよびスペーサキット	G3666-67038
スプレーチャンバ、UHMI なし	G3280-80008
	UniFit サンプルコネクタ ガスコネクタ、ネブライザ用 ネジおよびスペーサキット スプレーチャンバ、UHMI 用 希釈ノズル、UHMI、7900、ICP-MS ガスコネクタ、希釈ガスポート、8900 希釈ポート用プラグナット、PTFE、8900 s-レンズ付き 8900 (半導体) 用必須オプション ネブライザ**ガスラインコネクタ ネジおよびスペーサキット

(続く)

品名	内訳	部品番号
オプション 2		
G1091A#200	ニッケル製サンプリングコーンの追加	G3280-67040
G1091A#201	ニッケルめっき製サンプリングコーンの追加	G3280-67061
G1091A#202	白金製サンプリングコーンの追加	G3280-67036
G1091A#203	白金製サンプリングコーン、18 mm インサートの追加	G3280-67056
オプション 3		
G1091A#300	x-レンズ付き 7900/8900 用ニッケル製スキマコーン	G8400-67200
G1091A#301	x-レンズ付き 7900/8900 用スキマコーン (白金製/銅製) および x-レンズ付き 8900 用 真鍮製スキマベース (G3666-60311)	G8400-67201
G1091A#302	x-レンズ付き 7900/8900 用スキマコーン (白金製/ニッケル製) および x-レンズ付き 8900 用 真鍮製スキマベース (G3666-60311)	G8400-67202
G1091A#303	s-レンズ付き 8900 用スキマコーン (ニッケル製)	G3666-67421
G1091A#304	s-レンズ付き 8900 用スキマコーン (白金製/銅製)	G3666-67401
G1091A#305	s-レンズ付き 8900 用スキマコーン (白金製/ニッケル製)	G3666-67411
オプション 4		
G1091A#400	ORS³ 付き 8900 (加速機能なし) 用必須オプション	
	加速機能なしオクタポールアセンブリ、8900 用	G3666-67046
1	ネジ/スペーサ/0-リング、8900 用、AA セルなし	G3666-67044
	石英コネクタ管、ストレート	G3270-80025
G1091A#401	ORS3 付き 8900 (軸方向の加速機能付き) 用必須オプション	
	軸方向の加速機能なしオクタポールアセンブリ、8900 用	G3666-67045
	ネジ/スペーサ/0-リング、8900 用、AA セル	G3666-67049
	石英コネクタ管、希釈用、HMI キット	G3270-80024
	プラグ、希釈ポート用	G3280-20576
	ガスコネクタ、希釈ガスポート用	0100-2583

<sup>\* 「</sup>AVF Platinum」の旧称は「AVF 60 SHCE」です。オイルの化学組成はまったく同じで、部品番号は変更されていません。

<sup>\*\*</sup> ICP-MS では、「キャリアガス」という用語が (2017年7月より) 「ネブライザガス」に変更されました。

#### 7500 シリーズ用 GC インタフェース関連消耗品

品名	部品番号
インジェクタアセンブリ	G3158-65001
トーチ	G3158-65007
GC-ICP-MS インタフェース用シリコスチール製パイプ (Sulfinert)、1/16 インチ	G3158-65003

#### 77/78/7900 シリーズおよび 8900 シリーズ用 GC インタフェース関連消耗品

品名	部品番号
GC インタフェース用トランスファライン	G3158-80060
	G3158-80150
GC インタフェース用トーチ	G3158-80074
ーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニ	G3158-80080
ステンレス製パイプ、1/16 インチ (Sulfinert、1.05 m)	G3158-80081
ポリイミド/グラファイトリデューシングフェラル (1/8 ~ 1/16 インチ、VG1、10 個)	0100-1344
ポリイミド/グラファイトフェラル (1/4 インチ、VG1、10 個)	0100-1331
	5062-3506
ポリイミド/グラファイトフェラル (1/16 インチ、VG2、10 個)	0100-1379
	G3158-60010
	G3158-80024
Swagelok プラグ、ステンレス製、1/8 インチ	0100-0071
	G3158-80009
	0100-0542

#### 分離カラムと消耗品

品名	内訳	部品番号
		G3154-65001
As 分離カラム、尿分析用		G3288-80000
 As 分離ガードカラム		G3154-65002
Cr スペシエーションカラム、水質分析		G3268-80001*
LC 接続キット	水中 Cr および水/尿中 As を除く LC-ICP-MS アプリケーションに対応。これは、LC-ICP-MS の設定に必要な チューブとコネクタの消耗品キットです。 内容: サンプルチューブ (PFA 内径 $0.15  \text{mm}  \text{x}$ 長さ $0.7  \text{m}  \text{x}$ 5 本、PTFE 内径 $0.8  \text{mm}  \text{x}$ 長さ $0.5  \text{m}  \text{x}$ 1 本、PTFE 内径 $2.0  \text{mm}  \text{x}$ 長さ $5  \text{m}  \text{x}$ 1 本、PTFE 内径 $2.0  \text{mm}  \text{x}$ 長さ $3  \text{mm}  \text{x}$ 大の径 $3  \text{mm}  \text{x}$ 12 本)、	G1833-65200
基本 LC 接続キット	内容: サンプルチューブ (PFA、内径 $0.3\mathrm{mm}$ 、外径 $1.6\mathrm{mm}$ 、 $3\mathrm{m}$ )、ユニオンジョイント $x$ $2$ 、PEEK 指締め式 フィッティング $x$ $3$ - $1/16\mathrm{d}$ インチ $x$ $10-32\mathrm{d}$ オスナット ( $2\mathrm{d}$ )、APG リモートケーブルおよびオス/メス変換 コネクタ D9S-FF	G1820-65541
キャピラリ LC インタフェース用ネブライザ		G3280-80602
キャピラリLC インタフェース用シングルパ ススプレーチャンバ		G3280-80603

<sup>\*</sup>Cr スペシエーションハンドブック、P/N G3268-90001

# ICP-MS 用消耗品



冷却水用ストレーナ、G1833-67024

#### その他の消耗品

 品名	部品番号
7700 メンテナンスビデオ DVD	G3280-60910
7800/7900/8900 メンテナンスビデオ DVD	G8400-60921
Agilent ICP-MS eFamiliarization (取扱説明) ビデオ DVD	G8400-60934
	G1820-65020
	G1833-67024
	G3292-80010
G3292A 冷却水循環装置用オイルフィルタ	G3292-80109
	G3292-80112
〜 冷却水用フィルタ、外部ライン交換用 7500 シリーズ	G1820-65018
冷却水フィルタコネクタ、Agilent ICP-MS 用	5069-4524

# ガス配管用消耗品

#### ガス配管用消耗品

品名	仕様	用途	入数	77/78/79/88/8900 部品番号	7500 部品番号
ー インナスリーブ付きプラズマ/補助ガス用チューブ	0.2 m	7700 専用	2本	G3280-67023	'
インナスリーブ付きプラズマ/補助ガス用チューブ	0.2 m	78/79/88/8900 シリーズ用	2本	G3660-67040	
プラズマ/補助ガスライン用コネクタ、PTFE	6 mm ≥ 4 mm	トーチへのガスライン接続用		G1820-65027	G1820-65027
インナスリーブ (ネブライザ*/補助/メイクアップ ガスライン用)	CTFE 製	キャリアガスラインチューブ 接続用	5個		5042-0922
ー インナスリーブ (プラズマガスライン用)	CTFE 製	プラズマガスラインチューブ 接続用	5個		5042-0923
ネブライザ*/メークアップ/希釈ガス用チューブ				G3280-67022	
		希釈ポートへの希釈ガスライン 接続用		0100-2583 (77/8800)	
		希釈ポートへの希釈ガスライン 接続用		0100-2703 (79/8900)	
希釈ノズル、超高マトリックス導入用		7900/8900 用		G8400-67026	
		外部ライン用			G1820-65023
ネブライザ*/メイクアップガス用チューブ、PTFE	内径 3 mm、外径 4 mm、 35 cm	ネブライザへのガスライン 接続用	2本		G1833-65414
プラズマと補助ガスラインチューブ	内径 3.17 mm、 外径 6.35 mm、35 cm (プラズマ) 内径 2.38 mm、 外径 3.96 mm、35 cm (補助ガス)	トーチへのガスライン接続用	2本		G3270-65021
アルゴン加湿器、75/77/8800 シリーズ用				G3270-80029	G3270-80029
アルゴン加湿器ボトル、78/79/8900 シリーズ用				G8400-60700	
アルゴン加湿器用チューブキット、78/79/8900 シリーズ用				G8400-60710	
				G1820-80341	G1820-80341
アルゴンクリーンガスフィルタ		半導体アプリケーション用		5064-8092	5064-8092
アルゴンガスチューブキット、7700x/e および 7900 用		外部ライン用		G3280-60160	,

(続く)



インナスリーブ付きプラズマ/補助ガス用 チューブ、G3280-67023



プラズマ/補助ガス用コネクタ、G1820-65027



ネブライザ/メークアップ/ 希釈ガスチューブ、G3280-67022

#### ガス配管用消耗品

アルゴンガスチューブキット、7700s、8800、7900 (半導体オプション) 用		外部ライン用		G3280-60163	
ステンレス製チューブ	外径 1/8 インチ、6 m	外部セルガスライン用		G3270-65035	G3270-65035
アルゴンガスピュリファイア用ガスチューブ (大型ユニバーサルトラップ)		8900 専用		G3666-67026	
大型ユニバーサルトラップ、1/8 インチフィッティング、アルゴン、750 cc (Ar ガスフィルタセットは 8900 の背面パネルにのみ取り付けられています)			1個	RMSA-2	RMSA-2

<sup>\*</sup> ICP-MS では、「キャリアガス」という用語が「ネブライザガス」に変更されました。(2017 年 7 月より)



アジレントガスクリーンネブライザ GC/MS ガスフィルタ、CP17973

#### ウルトラクリーン ICP-MS トラップ

品名	部品番号
アジレントガスクリーンネブライザ*GC/MS ガスフィルタ	CP17973
	CP7983

<sup>\*</sup> ICP-MS では、「キャリアガス」という用語が「ネブライザガス」に変更されました。 (2017 年 7 月より)

#### ガスレギュレータ – 米国のみでの販売

品名	説明	部品番号
	本体とダイアフラムがステンレス製の $2$ 段階レギュレータ。入口側の最大圧力は $3000~\mathrm{psi}$ 。 $0\sim30~\mathrm{psi}$ のアウトレットゲージ	
ヘリウムガス用 レギュレータ	および 1/8 インチの圧力チューブフィッティングアウトレットの最大供給圧力は 15 psi。 壁面装着ブラケットが付属 (36 インチの	0101-1398
レキュレーダ	ステンレス製直線ピグテール、チェックバルブ、および CGA580 シリンダ接続を含む)	
	本体とダイアフラムがステンレス製の 2 段階レギュレータ。入口側の最大圧力は 3000 psi。 $0\sim30$ psi のアウトレットゲージ	
水素ガス用レギュレータ	および 1/8 インチの圧力チューブフィッティングアウトレットの最大供給圧力は 15 psi。 壁面装着ブラケットが付属 (36 インチの	0101-1399
	ステンレス製直線ピグテール、チェックバルブ、および CGA350 シリンダ接続を含む)	
アルゴンガス用	本体とダイアフラムがステンレス製の $2$ 段階レギュレータ。入口側の最大圧力は $3000~\mathrm{psi}$ 。 $0\sim200~\mathrm{psi}$ のアウトレットゲージ	
レギュレータ	および 1/4 インチの FPT アウトレットの最大供給圧力は 100 psi。 壁面装着ブラケットが付属 (36 インチのステンレス製直線	0101-1400
	ピグテール、チェックバルブ、および CGA580 シリンダ接続を含む)	
NH <sub>3</sub> /He ガス用	本体とダイアフラムがステンレス製の $2$ 段階レギュレータ。入口側の最大圧力は $3000~\mathrm{psi}$ 。 $0\sim30~\mathrm{psi}$ のアウトレットゲージ	
レギュレータ	および 1/4 インチの FPT アウトレットの最大供給圧力は 15 psi。 壁面装着ブラケットが付属 (36 インチのステンレス製直線	5188-5374
レキュレータ	ピグテール、チェックバルブ、および CGA705 シリンダ接続を含む)	

#### ガスレギュレータ- 米国のみでの販売

品名	備考	部品番号	
ヘリウムガス用	真鍮製の本体、ステンレス製のダイアフラムおよび PTFE シール付きの 2 段階レギュレータ。最大圧力が 3000 psi の CGA580。	0101-1536	
レギュレータ	$0\sim30~\mathrm{psi}$ のアウトレットゲージおよび $1/8~\mathrm{T}$ ンチの $\mathrm{Swagelok}$ アウトレットフィッティングの最大供給圧力は $15~\mathrm{psi}$ 。	0101-1000	
水素ガス用レギュレータ	真鍮製の本体、ステンレス製のダイアフラムおよび PTFE シール付きの 2 段階レギュレータ。最大圧力が 3000 psi の CGA350。	0101-1537	
水系カス用レヤュレーダ	0 ~ 30 psi のアウトレットゲージおよび 1/8 インチの Swagelok アウトレットフィッティングの最大供給圧力は 15 psi。	0101-1007	
酸素用レギューレータ	真鍮製の本体、ステンレス製のダイアフラムおよび PTFE シール付きの 2 段階レギュレータ。最大圧力が 3000 psi の CGA540。	0101-1535	
取系用レギューレータ 	0 ~ 30 psi のアウトレットゲージおよび 1/8 インチの Swagelok アウトレットフィッティングの最大供給圧力は 15 psi。	0101-1000	

#### ヒントとツール

アジレント ICP-MS オンラインリソースライブラリでは、ビデオ、メンテナンス手順、 トレーニングコースなど、日々の分析に役立つ最新情報をまとめて参照いただけます。

www.agilent.co.jp/chem/icp-ms-resource をご覧ください。





PTFE コネクタ、G1820-65214



ポリプロピレンコネクタ、G1820-65052



メイクアップガスライン用コネクタ、G1820-65119

#### 7500 シリーズ用ガスラインコネクタ

品名	仕様	用途	部品番号	
エンドキャップ用コネクタ		ネブライザへのガスライン 接続用	5063-5263	
プラズマ/補助ガスライン用 コネクタ、PTFE	6 mm ≥ 4 mm	トーチへのガスライン接続用	G1820-65027	
 ネブライザ*ガスライン用	/用 4 mm チューブ、フェラルと バビントンネブライザへの		C1020 CE214	
コネクタ、PTFE	0-リングを含む	ガスライン接続用	G1820-65214	
ネブライザ*ガスライン用	4 mm チューブ、フェラルと	同軸ネブライザへのガスライン	01000 05050	
コネクタ、ポリプロピレン	0-リングを含む	接続用	G1820-65052	
		クロスフロー /バビントン		
コネクタ、ポリプロピレン、2個	4 mm チューブ	ネブライザへのガスライン 接続用	G1820-65119	
メイクアップガスライン用		クロスフロー /バビントン		
コネクタ、ポリプロピレン	4 mm チューブ、ルアータイプ	ネブライザへのガスライン 接続用	G1833-65477	
ユニオンフィッティング	4 mm のチューブ	Savillex PFA 同軸ネブライザ用	5064-8078	

<sup>\*</sup>ICP-MS では、「キャリアガス」という用語が「ネブライザガス」に変更されました。(2017 年 7 月より)

# MP-AES 用消耗品

# Agilent 4100/4200/4210 MP-AES 用消耗品

原子分光分析に革新をもたらす装置がアジレントから登場しました。

次世代の MP-AES である Agilent 4210 MP-AES は、所有コストが非常に低く、安全性と性能が向上してい ます。

4210 MP-AES は、高感度で ppb レベルまでの検出下限があり、従来のフレーム原子吸光よりも高速分 析です。特に優位な点は、可燃性ガスではなく空気を利用して動作することです。

4210 MP-AES は、アプリケーションに特化したソフトウェアアプレットと簡単に装着できる導入系を備え たハードウェアによって使いやすく、メソッド作成や調整を行わずに、簡単なトレーニングで迅速に操作 できます。

アジレントには、4100/4200/4210 MP-AES に必要な消耗品とアクセサリが揃っています。



4210 マイクロ波プラズマ原子 発光分光光度計

#### ヒントとテクニック

サンプルろ過の手順を省くと、サンプル取り込みチューブ、ネブライザ、インジェクタ内に大きな 粒子が詰まった場合に、長時間のダウンタイムが発生する可能性があります。

Agilent Captiva プレミアムシリンジフィルタは、幅広いサイズ、材質、膜に対応しています。これ らのフィルタは業界最高クラスの流量と保持容量を備えており、高速なろ過処理が可能です。

#### MP-AES トーチ

説明	部品番号
4200/4210 MP-AES のみに対応	G8003-70000
不活性アルミナインジェクタ付き、PTFE ボールジョイントカップラおよび耐フッ酸トーチクランプ付属 不活性ダブルパススプレーチャンバ (部品番号 G8010-80034) での使用を推奨	G8003-60018
4100 MP-AES のみに対応	G8000-70002
トーチをクリーニング液中に保持するための安定したプラットフォーム	G8003-68003
	G8000-64140
4200/4210 MP-AES で用いる不活性スプレーチャンバと耐フッ酸トーチの間のボールジョイントソケット を固定 標準トーチには不適	G8010-60227
耐フッ酸トーチのアルミナインジェクタを不活性スプレーチャンバのボールジョイントコネクタに接続 標準トーチには不要	G8003-20011
	4200/4210 MP-AES のみに対応  不活性アルミナインジェクタ付き、PTFE ボールジョイントカップラおよび耐フッ酸トーチクランプ付属 不活性ダブルパススプレーチャンバ (部品番号 G8010-80034) での使用を推奨 4100 MP-AES のみに対応 トーチをクリーニング液中に保持するための安定したプラットフォーム  4200/4210 MP-AES で用いる不活性スプレーチャンバと耐フッ酸トーチの間のボールジョイントソケットを固定 標準トーチには不適 耐フッ酸トーチのアルミナインジェクタを不活性スプレーチャンバのボールジョイントコネクタに接続



イージーフィットトーチ、 4200/4210 MP-AES 用、G8003-70000



イージーフィット耐フッ酸トーチ、 4200/4210 MP-AES 用、G8003-60018



イージーフィットトーチ、 4100 MP-AES 用、G8000-70002



トーチクリーニングスタンド、 MP-AESトーチ用、G8003-68003



トーチクランプ、G8000-64140



トーチクランプ、耐フッ酸トーチ用、G8010-60227

#### MP-AES ネブライザと消耗品

品名	部品番号
OneNeb シリーズ 2 不活性同軸ネブライザ	G8010-60293
同軸ネブライザ	G8000-70004
高い感度を必要とするほとんどのサンプルのルーチン分析に推奨。	40000-70004
ガラス製コニカル同軸ネブライザ	
コニカルサンプル導入キット (部品番号 G8007AA #012) 付属のネブライザと置換。	2010106800
高い感度を必要とするほとんどのサンプルのルーチン分析に推奨。フッ酸溶液または懸濁粒子が	2010100000
含まれるサンプルには不適。	
サンプル注入口フィッティング、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ用	
サンプルキャピラリ接続チューブとキャピラリコネクタを含む。	G8010-60345
内径 0.5 mm x 外径 1/16 インチ x 長さ 750 mm キャピラリチューブ	
コニカルアダプタ、外径 1/16 インチサンプルライン、OneNeb シリーズ 2 ネブライザ用	
外径 1/16 インチサンプルキャピラリとペリスタルティックポンプチューブを接続。	5043-0502
PTFE ナット (メス) 付きコニカル PTFE アダプタおよび PTFE フェラルとロックリングを含む。	
イージーフィットサンプルコネクタ、ガラス製コニカル同軸ネブライザ用、10個	
内径 0.75 mm x 長さ700 mm キャピラリチューブに接続。 サンプルラインのペリスタルティック	9910107700
ポンプチューブとネブライザを接続。 コニカルネブライザ (部品番号 2010106800) のみに使用	
ネブライザキャピラリチューブ、m 単位	
サンプル用のペリスタルティックポンプチューブと接続し、容器からサンプルが流れるように	2410020500
ラインの長さを延長	



同軸ネブライザ、G8000-70004



ネブライザガスコネクタ、G8000-64142



OneNeb シリーズ2不活性同軸ネブライザ、 G8010-60293

# 加湿器アクセサリ

アジレントの加湿器アクセサリは、アジレントのさまざまな ICP-OES、ICP-MS、MP-AES 機器に対応しており、高マトリックスサンプルのシグナルの 安定性を大幅に高めることができます。

詳細については 45ページをご覧ください。





シングルパスガラスサイクロニック スプレーチャンバ、G8000-70006



ダブルパススプレーチャンバ、G8000-70007

#### MP-AES スプレーチャンバと消耗品

品名	部品番号	
ダブルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ		
4200/4210 MP-AES 付属のスプレーチャンバ	G8000-70007	
有機溶媒、高マトリックスまたは高 TDS サンプルに推奨		
シングルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ	G8000-70006	
最高の感度が要求される水溶性および低マトリックスサンプルに推奨	<u> </u>	
不活性ダブルパスサイクロニックスプレーチャンバ	G8010-80034	
フッ酸溶液および高 TDS サンプルに使用		
不活性シングルパスサイクロニックスプレーチャンバ	G8000-70008	
フッ酸溶液および低 TDS サンプルに使用		
UniFit ドレインコネクタ、外径 2.0 mm x 内経 0.86 mm、3 個		
4200/4210 MP-AES で使用する不活性スプレーチャンバ用ドレインコネクタ。	G8010-80036	
長さ 480 mm キャピラリチューブ付き	00010-00030	
廃液ラインのペリスタルティックポンプチューブとスプレーチャンバ出口を接続		
ネブライザロック用ナット、ガラスサイクロニックスプレーチャンバ用	G8003-60019	
内側の 2 個の 0-リングでネブライザを中央に配置し密閉		
- 交換用 Helix シール、不活性スプレーチャンバ用、4 個 G8010-80		
ネブライザをスプレーチャンバのサイドアームに固定		
交換用 Helix ロックネジ、不活性スプレーチャンバ用	G8010-80043	
ドレインチューブキット	G8000-64143	



不活性シングルパスサイクロニック スプレーチャンバ、G8000-70008



ネブライザロック用ナット、 ガラスサイクロニックスプレーチャンバ用、 G8003-60019

#### MP-AES ペリスタルティックポンプチューブ

品名	入数	部品番号
ポンプチューブ、Solvaflex、オレンジ/緑、フレアエンド、水溶液やフッ酸溶液、	6本	3710068100
一部の有機溶媒を含むほとんどのサンプルに使用可能	0 4	3/10000100
ポンプチューブ、青/青、スプレーチャンバの廃液用、水溶液やフッ酸溶液、	12 本	3710067900
一部の有機溶媒を含むほとんどのサンプルに使用可能	12 4	
ポンプチューブ、オレンジ/緑、有機溶媒および高 TDS サンプル用	12本	3710068000
有機溶媒用のペリスタルティックポンプチューブキット、MP-AES 用		
PVC Solvaflex ポンプチューブ (サンプル注入口はオレンジ/緑タブ、		G8003-67003
廃液ラインは青/青タブ) を含む。 低揮発性有機溶媒に最適		
ポンプチューブ、PVC、白/白、水溶性サンプル用	12本	3710034400
ポンプチューブ、PVC、オレンジ/緑、水溶性および高 TDS サンプル用	12本	3710068200
ポンプチューブ、PVC、オレンジ/緑、フレアエンド、水溶性および高 TDS サンプル用	12本	3710068300
ポンプチューブ、PVC、青/青、水溶性サンプルに使用するスプレーチャンバ廃液用	12本	3710034600
ーポンプチューブ、Marprene、オレンジ/緑、フレアエンド、半揮発性有機溶媒サンプル用	12本	3710068500
ポンプチューブ、Marprene、青/青、半揮発性有機溶媒の廃液用	12本	3710044400
ポンプチューブ、FPM、オレンジ/緑、フレアエンド、揮発性有機溶媒サンプル用	12本	3710068700
ポンプチューブ、FPM、青/青、揮発性有機溶媒の廃液用	12本	3710043900



ポンプチューブ、青/青、3710067900



ポンプチューブ、オレンジ/緑、3710068000

#### 4200/4210 MP-AES 用アプリケーションキット

品名	使用対象	内訳	部品番号
ルーチン分析用水溶性サンプル導入	水溶性または酸性サンプルの	内容: シングルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、コニカル	C0002 67001
キット	ルーチン分析に推奨	ネブライザ、およびPVC ペリスタルティックポンプチューブ (白/白)	G0003-07001
高感度サンプル導入キット、	水溶性または酸性サンプルの	内容: シングルパスガラスサイクロニックスプレーチャンバ、	C0002 67000
水溶性サンプルのルーチン分析用	高感度分析に推奨	同軸ネブライザ、PVC ペリスタルティックポンプチューブ (白/白)	G0003-07000
		内容: ボールジョイントソケット付き不活性ダブルパススプレー	
		チャンバ、アルミナインジェクタ付きイージーフィット耐フッ酸	
不活性サンプル導入キット	フッ酸溶液での使用に推奨	トーチ、耐フッ酸トーチ用クランプ	G8003-67005
		不活性 OneNeb シリーズ 2 ネブライザまたはポンプチューブが	G8003-67001 G8003-67000 G8003-67005
		別途必要。	



インレット冷却エアフィルタ、G8000-68002

#### MP-AES その他の消耗品

品名	説明	部品番号
プレオプティクスウィンドウ		G8000-64112
インレット冷却エアフィルタ		G8000-68002
Agilent 4107 窒素ガス発生装置用 エアインレットフィルタキット	内容: 交換用フィルタエレメント、大型 5 μm 粒子フィルタ (白いフィルタエレメント)、小型 1 μm 粒子フィルタ (青いフィルタエレメント)、活性炭素フィルタ (メッシュフィルタエレメント)、残留オイルミスト用	G8001-64004
水溶液用ドレインチューブ		
チューブ、内径 1/8 インチ、 外径 1/4 インチ、線径 1/16 インチ、 m 単位	スプレーチャンバとペリスタルティックポンプの 廃液ラインを接続	3710031500
チューブ、内径 1/4 インチ、 外径 1/16 インチ、m 単位	サンプルトレイと廃液容器を接続	3710033400
有機溶媒用ドレインチューブ		
チューブ、内径 1/8 インチ、 外径 1/4 インチ、m 単位	スプレーチャンバとペリスタルティックポンプの 廃液ラインを接続	3710035400
チューブ、スプレーチャンバと トーチ間、m 単位	サンプルトレイと廃液容器を接続	3710037800

# マルチモードサンプル導入システム (MSIS)

MSIS (エムシス) により、 $\mu$ g/L レベルの低い検出下限を持つ As、Se、Hg など、環境に影響を与える水素 化物元素の蒸気を同時に生成することができます。MSIS では、水素化物技術によって優れた性能を提 供するだけではなく、3つのモードからの選択が可能なため、チャンバ交換が不要になり、同一の設定 を使用してルーチン元素と水素化物元素を測定することができます。

#### ルーチン分析用の MSIS 消耗品

品名	説明	部品番号
ペリスタルティックポンプチューブ、	試薬を MSIS にポンプで送る場合に必要	3710027200
黒/黒、12本	武来でWold に小ファミ医も物目に必安	3710027200
ペリスタルティックポンプチューブ、	MSIS から廃液をポンプで送る場合に必要	3710068900
黒/白、12本	Williamの民族をポングで込む場合に必要	3710000300
MSIS ネブライザブッシング	0-リングを含む	G8479-20020
MOIO	ブライザブッシング用の交換用 0-リング 1 対を含む	00470 07000
MSIS ネブライザブッシング用 0-リング	(内側 0-リング 1 個および外側 0-リング 1 個)	G8479-67000
	内容: 廃液出口およびバーブアダプタ用ブッシング	
MCIC I'L ZV.T	付きの長さ 0.2 m、内径 1/8 インチドレインチューブ、	00470 00400
MSIS ドレインチューブアセンブリ	黒/白タブ付き 2 ブリッジ PVC 製ペリスタルティック	G8479-60100
	ポンプチューブ 1 本	
	内容: リアクションコーン、 ブッシング、 ネジ山付き	
MSIS リアクションコーンアセンブリ	バーブアダプタ、およびサンプル注入口用チューブ	G8479-60300
	コネクタ	
	内容: ネブライザブッシング用 0-リング (1 対)、試薬	
MOIC =-{女・ - →	/サンプル注入口用チューブコネクタ、 ペリスタル	G8479-68100
MSIS 試薬チューブキット	ティックポンプの還元剤注入口へ接続するための内	U04/9-001UU
	径 0.01 インチ、外径 0.03 インチキャピラリチューブ	



品名	部品番号
マルチモードサンプル導入システム (MSIS)	G8000-63003



外部ガス制御モジュール (EGCM)

# 外部ガス制御モジュール (EGCM)

EGCM を追加することで、有機溶媒と硫黄の測定が可能になります。EGCM は、プラズマに空気を注入 することで炭素の堆積を最小限に抑え、バックグラウンドノイズを軽減します。

品名	部品番号
外部ガス制御モジュール (EGCM)	G8000-63005

### 4100 MP-AES 用有機溶媒キット

MP-AES 有機溶媒キットには、有機溶媒の測定用に 4100 を調整するために必要なすべての品目 が含まれます。

品名	部品番号
MP-AES 有機溶媒キット	G8000-68004
外部ガス制御モジュール (EGCM)、OneNeb ネブライザ、耐溶媒チューブを含む。	00000-00004

# 4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 アドバンスドバルブシステム

アドバンスドバルブシステム (AVS 4) は、Agilent 4200/4210 MP-AES のオプションアクセサリです。サンプ ルスループットの向上と、サンプル導入システムでのマトリックス負荷軽減のために設計され、ペリスタ ルティックポンプとサンプル導入コンポーネントの間に設置する4ポート切り替えバルブから成ります。

次のサンプルを取り込む際にサンプル導入システムが洗浄されるため、洗浄時間と総分析時間を短縮 できます。分析時間の短縮は、コストの削減やサンプルスループットの向上につながります。

詳細については、AVS 4 技術概要 (英語) をご覧ください。www.agilent.com/search で 5991-7249EN を検索してください。



アドバンスドバルブシステムの 4 ポート 切り替えバルブ (AVS 4) を 接続した 4210 MP-AES

#### 4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 用消耗品

品名	説明	部品番号
スペアバルブ、4 ポート、2 ポジ ション、AVS 4 切り替えバルブ用	AVS 4 の交換用バルブアセンブリ	G8493-60000
ステータおよびロータ、 AVS 4 切り替えバルブの 4 ポート バルブ用		G8493-60003
ネブライザ接続キット、AVS 切り替えバルブ用		G8010-60304
オートサンプラ接続キット、 AVS 切り替えバルブ用	内容: スーパーフランジレス一体型フィッティング、1/4-28 平底、 外径 1/16 インチチューブ用、プローブラインとバルブアセンブリ の接続に使用	G8010-60306
廃液チューブキット、4 ポート AVS 4 切り替えバルブ用	AVS 廃液ライン用の長さ 2 m、内径 1/8 インチの PVC チューブ 付きスイベル継手を含む。	G8010-60334
サンプル/リンス接続キット、 AVS 切り替えバルブ用、2 個	内容: スーパーフランジレス一体型フィッティング、1/4-28 平底、 外径 1/16 インチチューブと外径 1/16 インチ PFA チューブ用、 およびペリスタルティックポンプチューブを接続するコニカル アダプタ	G8010-60335
オートサンプラ、ペリスタルティッ クポンプ接続キット	波長キャリブレーションなど、必要に応じて切り替えバルブを パイパスするために使用。オートサンプララインとコニカル PTFE アダプタをペリスタルティックポンプチューブに接続するための フェラルフィッティングを含む	G8010-60348
UniFit サンプルライン、 内径 0.75 mm x 外径 1/16 インチ	AVS 4 付属の UniFit ネブライザ接続キット (部品番号 G8010-60336) の交換パーツ	8003-0493

(続く)

#### 4200/4210 MP-AES 用 AVS 4 用消耗品

品名	説明	部品番号
ネブライザアダプタキット、 AVS 切り替えバルブ用	内容: スーパーフランジレス一体型フィッティング、1/4-28 平底、 外径 1/16 インチチューブと外径 1/16 インチ FEP チューブ スリーブ用、OneNeb ネブライザのサンプルキャピラリとバルブ アセンブリの接続に使用	G8010-60333
ロータシール、AVS 4 切り替え バルブの 4 ポートバルブ用		G8493-60002
ドリップトレイ、AVS 4 切り替え バルブの 4 ポートバルブ用		G8010-20080

#### 4200/4210 MP-AES 用 AVS 切り替えバルブのその他の消耗品

品名	説明	部品番号
AVS 用の洗浄液 (10 L) および	洗浄液用の 10 L HDPE 容器 および廃液用の 20 L HDPE 容器 を含む。いずれも蒸気漏れ防止用セーフティキャップ付き	00404 00005
廃液 (20 L) 容器	供給ラインはキャピラリが容器の底から吸引できるように 重り付き	G8494-60005
試薬取り込みキャピラリチューブ、		
外径 1.6 mm x 内径 1.0 mm x 長さ		G8494-60007
1400 mm、PTFE 重り付き		
取り付けクランプ、AVS 4/6/7		G8494-60004
切り替えバルブ用		G0494-00004

# IsoMist 温度制御スプレーチャンバ

アジレントの IsoMist 温度制御スプレーチャンバはサンプル導入システムの温度を正確にコントロールしま す。揮発性有機溶媒や粘性のあるオイルサンプルなどの分析に対して優れた長期安定性を提供します。

プログラムされた温度をペルチェ機器でコントロールすることにより、サンプル導入システムを加熱ま たは冷却し、安定した温度を維持できます。



#### MP-AES 用 IsoMist (LOL 構成) 用消耗品

品名	説明	部品番号
PuraFlex トランスファチューブ、 4200/4210 MP-AES で使用する IsoMist 用	IsoMist からイージーフィット MP-AES トーチへの エアロゾル出口を接続	G8007-68000
MP-AES スプレーチャンバ、IsoMist 用 にカプセル化した Twister スタイル	MP-AES 用 IsoMist (LOL 構成) に使用する熱伝導性 ポリマカプセル化した Twister スタイル (ダブルパス) ガラスサイクロニック 5100/5110 ICP-0ES 用の IsoMist には接続不可	G8007-68001
UniFit 直角ドレンフィッティング、 Isomist 用、3 個	IsoMist スプレーチャンバの廃液出口に接続	G8010-68023



# オートサンプラ消耗品

### SPS 4 オートサンプラ消耗品

SPS 4 は、原子分光分析アプリケーションのための次世代の高性能オートサンプラです。サンプル数が 多く(最大 360 サンプルまたは 768 マイクロタイターウェルプレート)、高速で信頼性の高いオートサンプ ラを必要とするハイスループットラボのニーズに適合するように設計されています。小型で静か、また使 いやすく手ごろな価格となっています。SPS 4 は ICP-MS による超微量分析に適しており、また、フレーム AAS、MP-AES、ICP-OES での使用に対応できる耐久性と堅牢性を備えています。

SPS 4 は 2 本の強固な支柱によって筐体を支える革新的な構台設計を基本とし、真度、精度、高速、ア クセスのしやすさ、腐食耐性を実現しています。しかも、同じクラスの他のサンプラよりも 40 % 近く小 さい設置面積となっています。

詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

#### SPS 4 オートサンプラプローブ

品名	ノート	部品番号
SPS 4 プローブ、内径 0.25 mm、 赤マーカー、耐薬品性、FEP スリーブ 付き	Agilent SPS 4 オートサンプラを ICP-MS 装置と使用する 場合に推奨	G8410-80100
SPS 4 プローブ、内径 0.5 mm、 黄マーカー、耐薬品性、FEP スリーブ 付き	Agilent SPS 4 オートサンプラを ICP-MS 装置と使用する 場合に推奨	G8410-80101
SPS 4 プローブ、内径 0.8 mm、 緑マーカー、耐薬品性、FEP スリーブ 付き	Agilent SPS 4 オートサンプラを AA、ICP-OES、MP-AES、 ICP-MS の各装置と使用する場合に推奨	G8410-80102
SPS 4 プローブ、内径 1.0 mm、 青マーカー、耐薬品性、FEP スリーブ 付き	Agilent SPS 4 オートサンプラを AA、ICP-OES、MP-AES の 各装置と使用する場合に推奨	G8410-80103
SPS 4 プローブ、内径 1.2 mm、 黒マーカー、耐薬品性、FEP スリーブ 付き	Agilent SPS 4 オートサンプラを AA、ICP-OES、MP-AES の 各装置と使用する場合に推奨 (粘度の高い溶液および 高マトリックスサンプル用)	G8410-80104

#### SPS 4 その他のチューブ

品名	ノート	部品番号
フレキシブルダクト、PVC、内径 50 mm、	オートサンプラからヒュームを除去するカバー付きの	E040 000E
SPS 4 オートサンプラ用、長さ 5 m	スペアダクト。外径 56 mm	5043-0065
廃液チューブ、PVC、SPS 4 用、	SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションの廃液出口	00440 00400
外径 8 mm、内径 5 mm、長さ 2 m	から接続する交換用チューブ	G8410-80122
チューブ、SPS 4 の 洗浄ステーションへの	SPS 4 オートサンプラの洗浄液供給口と洗浄ステーション	00410 00100
洗浄液の供給用、内径 2.5 mm、長さ 1 m	の注入口を接続する交換用チューブ	G8410-80123
チューブ、 溶媒耐性、 内径 2.36 mm	SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションまでの注入口	
	溶媒ライン用の交換用チューブ。洗浄ステーションで	G8410-20012
(0.093 インチ)、長さ 2 m	低揮発性有機溶媒を使用可能	
チューブ、耐溶媒性、内径 4.75 mm	SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションの廃液溶媒	
	出口用の交換用チューブ。洗浄ステーションで低揮	G8410-20013
(0.187 インチ)、長さ 2 m	発性有機溶媒を使用可能	



#### SPS 4 オートサンプラプローブの互換性

プローブタイプ	フレーム AAS	MP-AES	ICP-0ES	ICP-MS
内径 0.25 mm				1
内径 0.5 mm				標準
内径 0.8 mm	標準	標準	標準	✓
内径 1.0 mm	✓	1	✓	✓
内径 1.2 mm	1	1	✓	

✔ 互換性あり



#### SPS 4 サンプルラックおよび適合容器

品名	説明	部品番号	
サンプルラック、	外径 30 mm、50 mL の遠心分離管用の 12 ポジションと、		
34 ポジション、	外径 18 mm 試験管用の 22 ポジション。AA/MP-AES および ICP-OES	G8410-40000	
SPS 4 オートサンプラ用	構成用のサンプルラック	UU41U-4UUUU	
575 4 オートリンプ 7用	(ICP-MS MassHunter ソフトウェアではサポートされていません)		
サンプルラック、5 ポジション、	外径 60 mm、250 mL、細口サンプル容器用の 5 ポジション。		
SPS 4 オートサンプラ用	ICP-MS 構成用のサンプルラック	G8410-40001	
3734月一トリンププ用	(原子吸光 SpectrAA ソフトウェアではサポートされていません)。		
サンプルバイアル、250 mL、	細口、外径 60 mm、LDPE、SPS 4 オートサンプラで使用する	5043-0064	
5 x 60 mm サンプルラック用	5 ポジションサンプルラック用	JU43-UU04	

#### SPS 4 用オプションアップグレードキット

品名	説明	部品番号
	AVS 6/7、SVS 2+、ISIS 3 での使用を推奨。洗浄液の取り込み	
SPS 4 用取り込み高容量洗浄	速度を 25 mL/min に増加可能。内容: 紫/黒タブ付き (4 本のポンプ	G8410-68260
キット	チューブのみ) サンプル用広口径ペリスタルティックポンプ	G8410-08200
	チューブ、、バーブコネクタ、2 m の PTFE チューブ	
	洗浄ステーションで低揮発性有機溶媒を使用可能。内容: 1 m の	
低揮発性有機溶媒用 SPS 4	キャピラリチューブ、サンプル用の 3 ブリッジグレー /グレー PVC	
	Solvaflex ペリスタルティックポンプチューブ (4 本のポンプチューブ	G8410-68261
洗浄チューブキット	のみ)、2.5 ~ 1.5 mm のバーブコネクタ、溶媒注入口および洗浄	
	ステーションからの廃液出口用の溶媒耐性チューブ	
	液体のオーバーフローを洗浄ステーションからポンピングできる	
SPS 4 オートサンプラ用ポンプ	ようにするために必要な部品。内容: 紫/白タブ付き (4 本のポンプ	
ドレインキット	チューブのみ) サンプル用広口径ペリスタルティックポンプチュー	G8410-68262
トレインヤット	ブ、、バーブコネクタ、リモートポンプ (付属なし) に接続するため	
	の 2.5 m の PVC Solvaflex チューブ	
	サンプルの汚染および標準液の汚染を減らすためのオートサンプ	
SPS 4 オートサンプラカバー キット	ラの付属品。腐食性または有機溶媒ヒュームを除去するための	
	パージまたは排気接続が用意されています (ダクトホース (部品	G8410-60100
	番号 5043-0065) が必要ですが、	
	含まれていません。 別途ご注文ください)	

#### SPS 4 用オプションアップグレードキット (ICP-MS のみ使用可)

品名	説明	部品番号
SPS 4 用ウェルプレートスタートアップ	ディープウェル 96 ウェルプレートからサンプリングが可能。 内容: ウェルプレート 10 個、	00410 00070
キット	ウェルプレートアダプタ、サンプルプローブ。MassHunter ソフトウェアと ICP-MS での使用に対応	G8410-68270
マイクロフローネブライザ PFA (200)、	マイクロフロー PFA (200) ネブライザ、SPS 4 オートサンプラ用の一体型プローブ付き、流量 200 μL/min、	
SPS 4 プローブキット付き	サンプルプローブを終端とするサンプル吸引チューブ。7700、7800、7900、8800 シリーズ ICP-MS に使用、	G3139-68000
2524 フローフキット/りき	高純度のフッ酸サンプル用	
SPS 4 オートサンプラ用ネブライザ	SPS 4 オートサンプラのプローブアームにネブライザー体型サンプルプローブ (別途ご注文) を取り付けるのに	00410 00100
プローブマウントキット	必要。PFA ネブライザと一緒にご購入される場合は、G3139-68000 をご注文ください。	G8410-60180

#### SPS 4 (ICP-MS) 用ウェルプレート消耗品

品名	説明	部品番号	
SPS 4 用ウェルプレートトレイ	SPS 4 オートサンプラのサンプルトレイに 96 ポジションディープウェルプレートを配置可能 (オートサンプラの	00410 40000	
アダプタキット	ウェルプレートの高さを上げる)。 サンプルプローブが別途必要	G8410-40003	
SPS 4 サンプルプローブ、	96 ポジションウェルプレートからのサンプリングにマイクロタイタートレイ付き SPS 4 オートサンプラを		
SPS 4 マイクロタイタートレイ用	使用する場合に必要。ウェルプレートトレイアダプタキットまたは適合するウェルプレートが別途必要	G8410-80105	
ウェルプレート、96 ポジション、	SPS 4 オートサンプラでの使用に適したウェルプレートスペア (96 ポジションウェルプレートからの	E040 1000	
0.5 mL、ポリプロピレン、10 個	サンプリングにオプションのマイクロタイタートレイを使用する場合)。	5042-1386	
ウェルプレート、96 ポジション、	ジション、 SPS 4 オートサンプラでの使用に適したウェルプレートスペア (96 ポジションウェルプレートからの		
0.5 mL、ポリプロピレン、120 個	サンプリングにオプションのマイクロタイタートレイを使用する場合)。	5042-1385	

#### その他の SPS 4 消耗品

 品名	説明	部品番号
シングルポート固定洗浄リザーバ、SPS 4 用		G8410-60140
デュアルポート固定洗浄リザーバ、SPS 4 用		G8410-60150
サンプルラックロケーションマット、SPS 4 用		G8410-80111
		G8410-80605
チューブアンカ、SPS 4 オートサンプラ用、2 個	プローブからプローブキャリッジのアーム上 の装置までの移送チューブのもつれを防止	G8410-40004
 ケーブルダクト、SPS 4 オートサンプラ用		G8410-40005
バーブコネクタ、ストレートスルー、 内径 4.8 ~ 2.4 mm		0100-2846
バーブコネクタ、ストレートスルー、内径 2.4 mm		0100-2848
ニップル、内径 5 mm、PVDF、SPS 4 洗浄ステーション	SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーション からの廃液出口用の交換用ニップル	G8410-80120
ーニップル、内径 2.5 mm、ポリプロピレン、SPS 4 洗浄ステーション	SPS 4 オートサンプラの洗浄ステーションへの注入口からの洗浄液供給用の交換用ニップル	G8410-80121
バーブコネクタ、内径 2.5 ~ 1.5 mm、SPS 4 用	SPS 4 の洗浄ステーションで低揮発性有機 溶媒を使用する場合に、低揮発性有機物で 使用する洗浄チューブキット用のストレート スルーコネクタ	G8410-80124
ケーブルタイ、天然ポリプロピレン、10 個		G8410-67001

# SPS 3 オートサンプラ消耗品

アジレントのオートサンプラは、高スループット分析ラボの多様なニーズに対応します。

#### SPS 3 スタートアップ消耗品キット

品名	キット数量	入数	部品番号
			190065400
内訳			
内径 0.8 mm 耐薬品性プローブ、PTFE スリーブ付き	1		9910111900
ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3 ブリッジ、グレー /グレー (有機溶媒用)	2	12本	3710049000
	1		3710026400
チューブ、内径 1/8 インチ、外径 1/4 インチ、線径 1/16 インチ、 m 単位	2 m		3710031500*
 ネブライザキャピラリチューブ、m 単位	2 m		2410020500*
	1		6610011800
	1	1,000本	190049700
————————————————————————————————————	3		6610026600
遠心分離管、スクリューキャップ、外径 29 mm、 50 mL ポリプロピレン	1	500本	190065200





AA、MP-AES、ICP-OES、UV/Vis 装置用 SPS 3 オートサンプラ



オートサンプラカバー、910245400

#### SPS 3 用アクセサリ

品名	説明	部品番号
オートサンプラカバー、	ほこりなどによる試料の汚染を防ぎます。	
透明	腐食性または有機溶媒ヒュームの除去を可能にするためのパージ接続、	910245400
	排気口、またはその両方が用意されています。	
排気ポート接続	カバーの背面パネルに取り付けて、腐食性または有機溶媒ヒュームを	9910130600
	安全に除去。直径2インチ (50 mm) の排気ダクトへの接続に適合。	9910130000

#### SPS 3 オートサンプラプローブ



内径 0.8 mm 耐薬品性プローブ、 PTFE スリーブ付き、9910111900

品名	説明	部品番号
内径 0.8 mm 耐薬品性		
プローブ、PTFE スリーブ	MP-AES および ICP-0ES 装置で使用 (ダイリュータ無)	9910111900
付き		
内径 1.0 mm 耐薬品性		
プローブ、PTFE スリーブ	AA、MP-AES、ICP-OES、UV/Vis 装置 (またはダイリュータ付) で使用	9910112000
付き		
内径 1.3 mm 耐薬品性		
プローブ、PTFE スリーブ	粘度が高い溶液および高マトリックスサンプルで使用	9910130900
付き		
	強酸分解物で使用	
内径 1.2 mm 薬品耐性、	剛性に優れ、PTFE プローブよりまっすぐなため、チューブにあたっても	
カーボンファイバ	損傷の可能性が低い	G8480-80002
プローブ	交換用プローブのみ	
	対応するカーボンファイバアップグレードキットが必要	
	標準の PTFE プローブの代わりにカーボンファイバプローブの取り付け	
カーボンファイバ	可能	
プローブアップグレード	内容: 外径 3.0 mm x 内径 1.2 mm カーボンファイバプローブ、取り付け	G8480-80001
キット	ブロック、ナットおよびフェラル、1.5 m x 内径 0.8 mm FEP サンプル	
	チューブ、ケーブルタイ、チューブアンカ	

### SPS 3 オートサンプラ用サンプルラック

品名	部品番号
外径 16 mm チューブ用サンプルラック、11 ポジション	810166900
外径 29 mm チューブ用サンプルラック、6 ポジション	810167000

外径 29 mm チューブ用サンプル ラック、810167000

#### 品名 内訳 部品番号 シリンジ、20 mL 4710003000 ダイリュータ用交換チューブキット、ネジフィッティング すべてのチューブおよびコネクタを含む 9910083100 ダイリュータ用リザーバ、10 L 6610011800



ダイリュータ用リザーバ、6610011800

### その他の SPS 3 消耗品

ダイリュータスペア

対応システム	部品番号
出口洗浄容器用	3710031500
ネブライザキャピラリと	3710026400
SPS プローブラインを接続	3/10020400
	6610025100
	出口洗浄容器用 ネブライザキャピラリと



交換スピルトレイ、6610025100





トレイ B、18 mL バイアル用 53 ポジション、 ポリプロピレン G3160-80061



コネクタ付きペリスタルティック ポンプチューブセット、 G3160-65326

## 一体型オートサンプラ (I-AS) 用消耗品

ICP-MS 用の一体型オートサンプラ (I-AS) は、超微量分析や少量サンプル (最小で  $0.5\,\mathrm{mL}$  まで) に効果的 です。ポンプ洗浄ステーションを備えており、柔軟なラック構成により最大 89 本のバイアルに加えて 3 本の洗浄バイアルを収納することができます(Agilent AA、MP-AES、および ICP-OES 装置には対応せず)。

### 一体型オートサンプラ (I-AS) 用消耗品

品名	入数	共通部品番号
トレイ A、6 mL バイアル用 89 ポジション、ポリプロピレン		G3160-80060
トレイ B、18 mL バイアル用 53 ポジション、ポリプロピレン		G3160-80061
トレイ C、50 mL バイアル用 18 ポジション、ポリプロピレン		G3160-80062
トレイ D、79 x 2 mL + 10 x 18 mL ポジション、ポリプロピレン		G3160-80063
トレイ E、79 x 6 mL + 10 x 18 mL ポジション、ポリプロピレン		G3160-80064
トレイ F、15 ポジション、半導体アプリケーション用、外径 48 mm x 高さ 55 mm までのバイアルを最大 15 本保持、ポリプロピレン		G3160-80065
トレイ G、28 ポジション、外径 28 mm x 高さ 58 mm までの 20 mL PFA バイアル用、 ポリプロピレン		G3160-80066
PFA バイアル、1.5 mL、トレイ D で使用	10個	G3160-65317
- ポリプロピレンバイアル、6 mL、トレイ A および E で使用	200 個	G3160-65303
	55 個	G3160-65304
	20 個	G3160-65305
	200 個	G3160-65315
		G3160-65306
	6本	G3160-65307
トレイカバー		G3160-65321
		G3160-65320
PFA ニードル (ISIS 用)、内径 0.8 mm、ISIS で使用		G3160-65324
チューブホルダ、PEEK、マイクロフローネブライザで使用 (サンプリングプローブなし)、2 mL バイアルに特に効果あり		G3160-65325
ニードルホルダ		G3160-80041
		G3160-60015
	1セット	G3160-65326
	5 セット	G3160-65327
ドレインチューブ、タイゴン、ペリスタルティックポンプから洗浄ボトルまたは ドレインボトルまで	2本	G3160-65328
G7201A MassHunter 用シリアル-USB コンバータケーブル		G3160-80200
I-AS テーブル、7900 用		G3160-60016

### ASX-500 シリーズオートサンプラ用部品

ASX-500 シリーズオートサンプラは検体数の多いアプリケーションの場合に推奨します。ポンプ洗浄ス テーションを備えており、最大 360 のバイアルポジションと、5 x 250 mL のボトルポジションを持ち、洗 浄およびチューニング用溶液のボトルを収納できる最大で4つのラックによる柔軟なラック構成が可 能です。

#### ASX-500 シリーズオートサンプラ用部品

品名	共通部品番号
サンプルラック、21 ポジション、50 mL バイアル用	G3286-80103
ー サンプルラック、24 ポジション、外径 25 mm チューブ用	6610026500
ー サンプルラック、40 ポジション、外径 20 mm チューブ用	6610025500
ー サンプルラック、60 ポジション、14 mL バイアル用	G3286-80106
ー サンプルラック、90 ポジション、外径 13 mm チューブ用	6610026400
	G3286-80100
サンプルプローブ、内径 0.3 mm (黒色バンド)	G3286-80101
サンプルプローブ、内径 0.5 mm (青色バンド) Agilent ICP-MS の標準	G3286-80102
ー サンプルプローブ、内径 0.8 mm、カーボンファイバ (赤色バンド)	G3286-80110
ー サンプルプローブ、内径0.3 mm、カーボンファイバ (黒色バンド)	G3286-80111
————————————————————————————————————	G3286-80112
サンプルプローブ、内径 1.0 mm、カーボンファイバ (青色バンド x 2) Z 軸ドライブアセンブリ (G3286-80300) に使用	G3286-80119
- 洗浄/ドレインチューブ、タイゴン	G3286-80117
	G3286-80118
	G3286-80330
	G3286-80224
	G1680-63720



ASX-520 オートサンプラ



サンプルラック、60 ポジション、G3286-80106



サンプルプローブ、G3286-80102



洗浄/ドレインチューブキット (コネクタ付、タイゴン)、 G3286-80118



洗浄ポート、G3286-80224

## オートサンプラ用汎用消耗品



サンプルラック、6610025400 (ラックオーバーレイ キット (部品番号 6610026100) 取り付け時)



60 ポジションサンプルラック用ラック オーバーレイ、6610026100 (1枚入)



ポンプチューブ、PVC Solvaflex、3710049000 (有機溶媒用)

### SPS 3/4 および ASX-500 オートサンプラ用ラック

品名	部品番号	
サンプルラック	,	
外径 13 mm チューブ用サンプルラック、90 ポジション	6610026400	
外径 16 mm チューブ用サンプルラック、60 ポジション	6610025400	
外径 20 mm チューブ用サンプルラック、40 ポジション	6610025500	
外径 25 mm チューブ用サンプルラック、24 ポジション	6610026500	
外径 30 mm チューブ用サンプルラック、21 ポジション	6610026600	
サンプルラック用アダプタ		
60 ポジションサンプルラック用ラックオーバーレイ	6610026100	
外径 13 mm のチューブを 60 ポジションラックで使用可能 (1 個のラックに 2 個必要)		
40 ポジションサンプルラック用ラックオーバーレイ ccanogoo		
外径 18 mm のチューブを 40 ポジションラックで使用可能 (1 個のラックに 2 個必要)	3のラックに 2 個必要) 6610026000	

### SPS 3/4 用ペリスタルティックポンプチューブ

品名	対応システム	部品番号
ペリスタルティックポンプチューブ、		
PVC Solvaflex、3 ブリッジ、紫/白、	酸性または水溶性洗浄液のポンピング時に SPS 4 で使用	5043-0063
12 本		
ペリスタルティックポンプチューブ、		
PVC Solvaflex、3 ブリッジ、黒/黒、	低揮発性有機溶媒のポンピング時に SPS 4 で使用	3710034800
12 本		
ポンプチューブ、PVC Solvaflex、	洗浄ポンプ用のオートサンプラに付属する標準チューブ	
3 ブリッジ、グレー /グレー	AA、MP-AES、ICP-0ES、および ICP-MS 装置での水溶性	3710049000
(有機溶媒用)	サンプル用	
ポンプチューブ、Santoprene、	AA、MP-AES、ICP-OES、および ICP-MS 装置でのケトン系溶	3710057500
3 ブリッジ、グレー /グレー、6 本	媒用	
ポンプチューブ、PVC Solvaflex、	AA、MP-AES、ICP-OES、および ICP-MS 装置での	
3 ブリッジ、オレンジ/黄、	低揮発性有機溶媒用	3710069000
フレアエンド、12本		
ポンプチューブ、PVC Solvaflex、	AA、MP-AES、ICP-OES、および ICP-MS 装置での	3710069300
3 ブリッジ、黄/黄、12 本	低揮発性有機溶媒用	
ポンプチューブ、PVC Solvaflex、	UV 装置での水溶性サンプル用	3710052000
3 ブリッジ、紫/黒、12 本 ポンプチューブ、FPM、3 ブリッジ、	AA MAD AEC ICD OEC +> b t t ICD MC 壮空 t o	2710000100
	AA、MP-AES、ICP-OES、および ICP-MS 装置での	3710069100
黒/黒、フレアエンド、12 本 ポンプチューブ、PVC Solvaflex、	芳香族有機溶媒用	3710069200
	AA、MP-AES、ICP-OES、および ICP-MS 装置での	3710009200
3 ブリッジ、黒/黒、フレアエンド、	低揮発性有機溶媒用	
12 本		

### チューブおよび使い捨てチューブ

品名	入数	部品番号
ポリプロピレンチューブ、外径 16 mm、チューブ高 125 mm	125本	3710051100
	1,000本	190049700
試験管、16 x 150 mm、21 mL	250本	5190-9092
ポリプロピレンチューブ、外径 17 mm、16.5 mL	1,000 本	00000001600L
	500本	190065200
使い捨てチューブ、ポリプロピレン、36 および 54 ウェル HotBlock 用	500本	190047900



ポリプロピレンチューブ、3710051100

### サンプルろ過

品名	部品番号
Agilent Captiva シリンジフィルタ	
Captiva プレミアムシリンジフィルタ、PTFE メンブレン、直径 15 mm、ポアサイズ 0.45 μm、100 個	5190-5085
Captiva プレミアムシリンジフィルタ、PTFE メンブレン、直径 25 mm、ポアサイズ 0.45 μm、100 個	5190-5087
Captiva エコノフィルタ、PTFE メンブレン、直径 13 mm、ポアサイズ 0.45 μm、1000 個	5190-5266
Captiva エコノフィルタ、PTFE メンブレン、直径 25 mm、ポアサイズ 0.45 μm、1000 個	5190-5268
FilterMate (TM) ろ過システム*	
FilterMate、0.45 µm PTFE 加工ポリプロピレンフィルタ、100 個	190048100
FilterMate、2 µm PTFE 加工ポリプロピレンフィルタ、100 個	190048000

<sup>\*</sup>使い捨てチューブ (部品番号 190047900) で使用



## AA、MP-AES、ICP-OES、ICP-MS 用の標準液

アジレントは、AA 用の単元素および多元素標準液、イオン化緩衝液、有機金属、バイオディーゼル 標準液、溶媒、環境標準液を幅広く提供しています。NISTへのトレーサビリティを備えたアジレント の認定標準物質および混合標準液は、正確で信頼性の高いキャリブレーションを低コストで提供し ます。

すべての溶液は、高純度の物質を使用して製造され、トレーサビリティを提供できるように NIST ガイ ドラインに従って定期的にテストされています。アジレントのすべての無機分光分析標準液に、分析 証明書 (CoA) が添付されており、認定された濃度、測定の不確かさ、最大 68 種類の微量不純物の実 際の濃度値が記載されています (分析にはアジレントの ICP-OES/ICP-MS 標準液用 ICP-MS を使用)。

さらに、CoA には、認定のために使用したメソッド、用途、適切な使用手順、推奨する適切な保管 条件も記載されています。


- 信頼性の高いAA、ICP-OES、ICP-MS、MP-AES 分析を実現
- ・稼働時間を最大化
- ・化学物質安全性データシート (MSDS) および CoA を添付
- すべての標準液は、開封明示シール付きの、洗浄済みの HDPE ボトルにパッケージ

アジレントの認定標準物質の詳細については、www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

### AA、MP-AES、ICP-OES 用の標準液

#### 5100/5110 ICP-OES、700 シリーズ、Vista シリーズ ICP-OES、MP-AES 用波長キャリブレーション溶液

品名	説明	部品番号
ICP-0ES および MP-AES 用波長 キャリブレーション濃縮液	500 mL、5 % HNO3 中に 50 mg/L の Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn、および 500 mg/L の K を含む 使用前に 10 倍に希釈	6610030000
ICP-0ES および MP-AES 用波長 キャリブレーション溶液	500 mL、5 % HNO3 中に 5 mg/L の Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu 、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn、および 50 mg/L の K を含む 希釈不要	6610030100
ICP-OES および MP-AES 用 キャリブレーションブランク溶液	500 mL 0 ppm、ASTM タイプ 1A の純水 (5 % HNO₃) キャリブレーションブランク用、または波長キャリブレーション 濃縮液の希釈用に適している 希釈不要	5190-7001

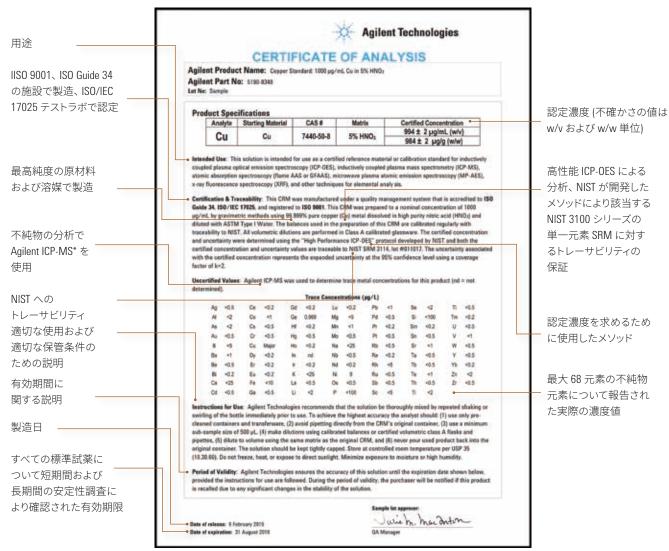

\*摩耗金属、金属有機、バイオディーゼル標準中の不純物の分析には、ICP-OES、XRF などの元素分析手法を使用しました。

アジレント用無機物質標準液の COA。分光分析用無機物質標準液の製造中に適用される品質管理レベルが表示されている。

## 5100/5110 SVDV/VDV ICP-OES 用 IntelliQuant キャリブレーション標準液

5100/5110 デュアルビュー ICP-OES 用のアジレントの IntelliQuant 機能は、従来の ICP-OES 分析の機能を 拡張し、サンプルの半定量の濃度を同定および算出します。IntelliQuant を用いると、サンプルに含まれ る多数の元素についておおよその濃度をすばやく確認できます。技術的に困難で時間のかかるルーチン メソッドの変更や多元素標準液の追加調製は必要ありません。

IntelliQuant には、アキシャルモード、ラディアルモード、およびシンクロナス・バーティカル・デュアル ビュー (SVDV) モードで利用できるデフォルトキャリブレーションが含まれています。 これらのデフォルト キャリブレーションでは、サンプルに含まれる最大 70 種類の元素の濃度を概算できます。標準液を追 加で分析する必要はありません。より正確な結果が必要な場合は、多元素 IntelliQuant キャリブレーショ ン標準液 (個々あるいはキット一式) を用いてデフォルトキャリブレーションを更新するだけです。測定時 には、IntelliQuant のデフォルトキャリブレーションを 69 種類の元素すべてについて更新できます。時間の かかる標準液の調製は不要です。この標準液は、より正確な半定量分析を必要とするラボに最適です。

詳細については、『IntelliQuant によるサンプルの高速スクリーニングと容易なメソッド開発』(アジレント 文献 5991-6876JAJP) をご覧ください。

#### 5100/5110 SVDV/VDV ICP-OES 用 IntelliQuant キャリブレーション標準液

品名	説明	部品番号
IntelliQuant キャリブレー ションキット、5110 DV ICP- OES 用	半定量分析の精度向上を目的とした既定の IntelliQuant キャリブレーションの更新に使用する 4 つの溶液を含む。多元素標準液 #1 (部品番号 5190-9422)、#2 (部品番号 5190-9423)、#3 (部品番号 5190-9424) および硝酸ブランク (p/n 5190-7001)* を含む	5190-9425
IntelliQuant 標準液		
IntelliQuant 多元素標準液 #1、500 mL、100 ppm (希釈不要)	5110 DV ICP-OES による半定量分析で既定の IntelliQuant キャリブレーションの更新に使用する多元素標準液 #1。500 mL ボトル 5 % HNO3 中に 100 mg/L の Al、As、B、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Ce、Co、Cr、Cs、Cu、Dy、Er、Eu、Fe、Ga、Gd、Ho、In、K、La、Li、Lu、Mg、Mn、Na、Nd、Ni、P、Pb、Pr、Rb、Re、Sc、Se、Sm、Sr、Tb、Th、Tl、Tm、U、V、Y、Yb、Zn を含む	5190-9422
IntelliQuant 多元素標準液 #2、500 mL、100 ppm (希釈不要)	5110 DV ICP-OES による半定量分析で既定の IntelliQuant キャリブレーションの更新に使用する多元素標準液 #2。500 mL ボトル 微量の HF を含む 5 % HNO3 中に 100 mg/L の Ag、Ge、Hf、Mo、Nb、Sb、Si、Sn、Ta、Ti、W、Zr を含む	5190-9423
IntelliQuant 多元素標準液 #3、500 mL、100 ppm (希釈 不要)	5110 DV ICP-OES による半定量分析で既定の IntelliQuant キャリブレーションの更新に使用する多元素標準液 #3。500 mL ボトル 10 % HCl 中 に 100 mg/L の Au、Ir、Os、Pd、Pt、Rh、Ru、Te を含む	5190-9424

(続く)

### 5100/5110 SVDV/VDV ICP-OES 用 IntelliQuant キャリブレーション標準液

品名	説明	部品番号
Hg 用の IntelliQuant 単元	5110 DV ICP-OES による半定量分析で既定の IntelliQuant キャリブレー	
素標準液、100 mL、10 ppm	ションの更新に使用する単元素 ${ m Hg}$ 標準液。 $100~{ m mL}$ ボトル、 $5~{ m MNO_3}$	5190-8575
(希釈不要)	中に 10 mg/L の Hg	
ICP-OES 用のボトルキャリ	ASTM タイプ 1A の純水 (5 % HNO₃)。 500 mL ボトル。	
ブレーションブランク溶液、	5110 DV ICP-OES による半定量分析で既定の IntelliQuant キャリブレー	5190-7001
500 mL、0 ppm (希釈不要)	ションの更新に使用するキャリブレーションブランクに最適	

<sup>\*</sup>Hg 標準液はこのキットには含まれていません。Hg 溶液が必要な場合は、別途ご注文ください。

### 多元素キャリブレーション標準液

品名	部品番号
キャリブレーション用混合液 1 : 125 mL、2 % HNO $_3$ + 0.5 % HF 中に 100 mg/L の Sb、Mo、Sn、Tl を含む	6610030500
キャリブレーション用混合液 2 : 125 mL、5 % HNO3 中に 100 mg/L の Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Se、Ti、Th、U、V、Zn を含む	6610030600
キャリブレーション用混合液 (主元素): 125 mL、5 % HNO3 中に 500 mg/L の Ca、Fe、K、Mg、Na を含む	6610030700

### ヒントとテクニック

標準液は、USP 35 (10.30.60) に従って、適切に制御された室温で保管してください。冷凍、加温や、 直射日光の当たる場所に置くことは避けてください。高湿度の場所に置くことは、避けてください。



銅 (Cu) 標準液、5190-8280

### AA および MP-AES 用 1,000 μg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号 100 mL	部品番号 500 mL
アルミニウム (AI)	5 % HCI	5190-8256	5190-8257
アンチモン (Sb)	30 % HCI	5190-8258	5190-8259
ヒ素 (As)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8260	5190-8261
バリウム (Ba)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8262	5190-8263
ベリリウム (Be)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8264	5190-8265
ビスマス (Bi)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8266	5190-8267
ホウ素 (B)	$H_2O$	5190-8268	5190-8269
カドミウム (Cd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8270	5190-8271
カルシウム (Ca)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8272	5190-8273
セシウム (Cs)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8274	
クロム (Cr)	5 % HCI	5190-8275	5190-8276
コバルト (Co)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8277	5190-8278
銅 (Cu)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8279	5190-8280
金 (Au)	20 % HCI	5190-8282	5190-8283
インジウム (In)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8284	
鉄 (Fe)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8285	5190-8286
鉛 (Pb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8287	5190-8288
リチウム (Li)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8289	5190-8290
マグネシウム (Mg)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8291	5190-8292
マンガン (Mn)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8293	5190-8294
水銀 (Hg)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8295	5190-8296

(続<)

### AA および MP-AES 用 1,000 μg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号 100 mL	部品番号 500 mL
モリブデン (Mo)	1 % NH₄OH	5190-8297	
ニッケル (Ni)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8298	5190-8299
パラジウム (Pd)	20 % HCI	5190-8300	5190-8301
白金 (Pt)	20 % HCI	5190-8302	5190-8303
カリウム (K)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8304	5190-8305
セレン (Se)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8306	5190-8307
ケイ素 (Si)	H <sub>2</sub> 0	5190-8308	
銀 (Ag)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8309	5190-8310
ナトリウム (Na)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8311	5190-8312
ストロンチウム (Sr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8313	5190-8314
テルル (Te)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8315	
タリウム (TI)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8316	5190-8317
スズ (Sn)	20 % HCI	5190-8318	5190-8319
チタン (Ti)	H <sub>2</sub> 0	5190-8320	5190-8321
バナジウム (V)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8323	5190-8324
亜鉛 (Zn)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8325	5190-8326
ジルコニウム (Zr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8327	

### ヒントとテクニック

Shelf Life (耐用期間)とは、物理的、化学的な変化のない状態で標準液を保管できる期間です。 耐用期間は、化学的な安定性と気化 (蒸発) によって決まります。標準液をExpiry date (使用期 限)の前に適切に交換して、真度を確保し、汚染リスクを最小限に抑えてください。



混合硝酸パラジウム/硝酸マグネシウム、 5190-8340

### フレームAA 用緩衝液/イオン化抑制剤

500 mL ボトルで提供		
品名	部品番号	
セシウム緩衝液 5 % 硝酸中に 1 %の Cs (炭酸塩から) を含む	5190-8343	
ー ランタン緩衝液 - 5 % HNO₃ 中に 10 % 100,000 mg/L の La	5190-8801	
	5190-9420	
	5190-9419	

### グラファイトファーネス AA 用マトリックス移動相溶媒

品名	マトリックス	部品番号
	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8335
	10 % HNO <sub>3</sub>	5190-8336
リン酸アンモニウム、10 % NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 、100 mL	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8337
硝酸マグネシウム、1 % Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> 、100 mL	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8338
- 硝酸二ッケル、1 % Ni(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> 、100 mL	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8339
- 硝酸パラジウム、硝酸マグネシウム、750 μg/mL Pd、500 μg/mL Mg(NO₃)₂、250 mL	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8340
- 硝酸パラジウム、硝酸マグネシウム、1,000 μg/mL Pd、600 μg/mL Mg(NO₃)₂、250 mL	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8341
リン酸アンモニウム、硝酸マグネシウム、10 mg/mL、600 $\mu$ g/mL Mg(NO $_3$ ) $_2$ 、250 mL	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8342
Triton X-100 界面活性剤、50 mL		CP3418

### ICP-0ES および MP-AES 用 1,000 µg/mL 単元素標準液

		部品番号	部品番号
品名	マトリックス	100 mL	500 mL
アルミニウム (AI)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8242	5190-8243
アンチモン (Sb)	1 % HNO₃、トレース酒石酸	5190-8244	5190-8245
	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8246	5190-8247
バリウム (Ba)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8248	5190-8249
ベリリウム (Be)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8250	5190-8251
ビスマス (Bi)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8252	5190-8253
	H <sub>2</sub> O	5190-8254	5190-8255
カドミウム (Cd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-9414	5190-8328

(続く)

ICP-0ES および MP-AES 用 1,000 µg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号 100 mL	部品番号 500 mL
カルシウム (Ca)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8329	5190-8330
セリウム (Ce)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8331	5190-8332
セシウム (Cs)	5 % HNO₃	5190-8333	5190-8334
クロム (Cr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8344	5190-8345
コバルト (Co)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8346	5190-8347
銅 (Cu)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8348	5190-8349
ジスプロシウム (Dy)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8350	5190-8351
エルビウム (Er)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8237	5190-8238
ユーロピウム (Eu)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8239	5190-8240
ガドリニウム (Gd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8241	5190-8456
ガリウム (Ga)	5 % HNO <sub>3</sub> 、 0.5 % HCl	5190-8457	5190-8458
ゲルマニウム (Ge)	5 % HNO <sub>3</sub> 、トレース HF	5190-8459	5190-8460
金 (Au)	20 % HCl	5190-8461	5190-8462
ハフニウム (Hf)	5 % HCI	5190-8463	5190-8464
ホルミウム (Ho)	5 % HNO₃	5190-8465	5190-8466
インジウム (In)	5 % HNO₃	5190-8467	5190-8468
イリジウム (Ir)	20 % HCI	5190-8469	5190-8470
鉄 (Fe)	5 % HNO₃	5190-8471	5190-8472
ランタン (La)	5 % HNO₃	5190-8473	5190-8474
鉛 (Pb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8475	5190-8476
リチウム (Li)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8477	5190-8478
ルテチウム (Lu)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8479	5190-8480
マグネシウム (Mg)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8481	5190-8482
マンガン (Mn)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8483	5190-8484
水銀 (Hg)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8485	5190-8486
モリブデン (Mo)	1 % NH <sub>4</sub> OH	5190-8487	5190-8488
ネオジム (Nd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8489	5190-8490
ニッケル (Ni)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8491	5190-8492
ニオブ (Nb)	2 % HF	5190-8493	5190-8494
オスミウム (Os)	20 % HCl	5190-8495	5190-8496
パラジウム (Pd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8497	5190-8498
リン (P)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8499	5190-8500
白金 (Pt)	20 % HCI	5190-8501	5190-8502
カリウム (K)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8503	5190-8504

(続<)

### ヒントとテクニック

希釈には、ピペットで はなく天秤を使用しま す。校正した天秤を使 用して、重量/重量ベー スで希釈を行います。 天秤はピペットよりずっ と確実です。

### ICP-0ES および MP-AES 用 1,000 µg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号 100 mL	部品番号 500 mL
プラセオジム (Pr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8505	5190-8506
レニウム (Re)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8507	5190-8508
ロジウム (Rh)	20 % HCl	5190-8509	5190-8510
ルビジウム (Rb)	5% HNO <sub>3</sub>	5190-8511	5190-8512
ルテニウム (Ru)	20 % HCl	5190-8513	5190-8514
サマリウム (Sm)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8515	5190-8516
スカンジウム (Sc)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8517	5190-8518
セレン (Se)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8519	5190-8520
ケイ素 (Si)	$H_2O$	5190-8521	5190-8522
銀 (Ag)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8523	5190-8524
ナトリウム (Na)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8525	5190-8526
ストロンチウム (Sr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8527	5190-8528
	$H_2O$	5190-8529	5190-8530
タンタル (Ta)	2 % HF	5190-8531	5190-8532
テルル (Te)	30 % HCl	5190-8533	5190-8534
ー テルビウム (Tb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8535	5190-8536
タリウム (TI)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8537	5190-8538
ツリウム (Tm)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8541	5190-8542
スズ (Sn)	20 % HCl	5190-8543	5190-8544
チタン (Ti)	$H_2O$	5190-8545	5190-8546
タングステン (W)	5 % HNO₃、トレース HF	5190-8547	5190-8548
バナジウム (V)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8551	5190-8552
ー イッテルビウム (Yb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8553	5190-8554
イットリウム (Y)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8555	5190-8556
亜鉛 (Zn)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8557	5190-8558
ジルコニウム (Zr)	5 % HCl	5190-8559	5190-8560

ICP-OES および MP-AES 用 10,000 μg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号 100 mL	部品番号 500 mL
アルミニウム (AI)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8352	5190-8353
アンチモン (Sb)	1 % HNO <sub>3</sub> 、1 % 酒石酸	5190-8354	5190-8355
ヒ素 (As)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8356	5190-8357
バリウム (Ba)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8358	5190-8359
ベリリウム (Be)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8360	5190-8361
ビスマス (Bi)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8362	5190-8363
ホウ素 (B)	1 % NH <sub>4</sub> OH	5190-8364	5190-8365
カドミウム (Cd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8366	5190-8367
カルシウム (Ca)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8368	5190-8369
セリウム (Ce)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8370	5190-8371
セシウム (Cs)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8372	5190-8373
クロム (Cr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8374	5190-8375
コバルト (Co)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8376	5190-8377
銅 (Cu)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8378	5190-8379
ジスプロシウム (Dy)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8380	5190-8381
エルビウム (Er)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8382	5190-8383
ユーロピウム (Eu)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8384	5190-8385
ガドリニウム (Gd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8386	5190-8387
ガリウム (Ga)	5 % HNO <sub>3</sub> 、0.5 % HCI	5190-8388	5190-8389
ゲルマニウム (Ge)	5 % HNO3、トレース HF	5190-8390	5190-8391
金 (Au)	20 % HCI	5190-8392	5190-8393
ハフニウム (Hf)	5 % HCl	5190-8394	5190-8395
ホルミウム (Ho)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8396	5190-8397
インジウム (In)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8398	5190-8399
イリジウム (Ir)	20 % HCl	5190-8400	5190-8401
鉄 (Fe)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8402	5190-8403
ランタン (La)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8404	5190-8405
鉛 (Pb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8406	5190-8407
リチウム (Li)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8408	5190-8409
ルテチウム (Lu)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8410	5190-8411
マグネシウム (Mg)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8412	5190-8413
マンガン (Mn)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8414	5190-8415
水銀 (Hg)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8416	5190-8417
モリブデン (Mo)	1% NH₄OH	5190-8418	5190-8419
ネオジム (Nd)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8420	5190-8421
ニッケル (Ni)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8422	5190-8423

(続<)

### ヒントとテクニック

主成分の「マトリックスマッチング」 は、多くの分光分析技術で重要です。 アジレントの 1 % (10,000 μg/mL) 標準 液は、マトリックスマッチング用とし て使用可能です。

ICP-0ES および MP-AES 用 10,000 µg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号 100 mL	部品番号 500 mL
ニオブ (Nb)	2 % HF	5190-8424	5190-8425
パラジウム (Pd)	10 % HNO <sub>3</sub>	5190-8426	5190-8427
リン (P)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8428	5190-8429
白金 (Pt)	20% HCI	5190-8430	5190-8431
カリウム (K)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8432	5190-8433
プラセオジム (Pr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8434	5190-8435
レニウム (Re)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8436	5190-8437
ロジウム (Rh)	20 % HCl	5190-8438	5190-8439
ルビジウム (Rb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8440	5190-8441
ルテニウム (Ru)	20 % HCI	5190-8442	5190-8443
サマリウム (Sm)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8444	5190-8445
スカンジウム (Sc)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8446	5190-8447
セレン (Se)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8448	5190-8449
ケイ素 (Si)	H <sub>2</sub> 0	5190-8450	5190-8451
銀 (Ag)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8452	5190-8453
ナトリウム (Na)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8454	5190-8206
ストロンチウム (Sr)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8207	5190-8208
硫黄 (S)	H <sub>2</sub> 0	5190-8209	5190-8210
タンタル (Ta)	2 % HF	5190-8211	5190-8212
テルル (Te)	30 % HCI	5190-8213	5190-8214
テルビウム (Tb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8215	5190-8216
タリウム (TI)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8217	5190-8218
ツリウム (Tm)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8219	5190-8220
スズ (Sn)	20 % HCI	5190-8221	5190-8222
チタン (Ti)	H <sub>2</sub> 0	5190-8224	5190-8225
タングステン (W)	5 % HNO₃、トレース HF	5190-8226	5190-8227
バナジウム (V)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8228	5190-8229
イッテルビウム (Yb)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8230	5190-8231
イットリウム (Y)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8232	5190-8233
亜鉛 (Zn)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8234	5190-8235
ジルコニウム (Zr)	5 % HNO₃	5190-8236	

### ICP-OES 用環境標準液

	アプリケーション	部品番号
INTF-A 品質管理用標準液、500 mL	干渉チェック用標準液。EPA CLP 標準 ICSA および ICSAB の	E100 0E00
20 % HCl (500 mL) 中に 5,000 mg/L の Al、Ca、Mg、2,000 mg/L の Fe を含む。	調製用	5190-8599
ICV 品質管理用標準液、微量の酒石酸を含む 5 % HNO₃ 中、500 mL		
500 mg/L Φ Ca、Mg、K、Na、200 mg/L Φ Al、Ba、100 mg/L Φ Fe、60 mg/L Φ Sb、50 mg/	初期/継続キャリブレーション検証用	E100 0400
. O Co、V、40 mg/L O Ni、25 mg/L O Cu、20 mg/L O Zn、15 mg/L O Mn、10 mg/L O As、	標準液、US EPA CLP 分析用	5190-9408
Cr、Ag、Tl、5 mg/L の Be、Cd、Pb、Se を含む。		
DCSTD-27 品質管理用標準液、100 mL	口所等理中牺牲法	
100 mg/L Ø Al、Sb、As、Ba、Be、B、Cd、Ca、Cr、Co、Cu、Fe、Pb、Mg、Mn、Mo、Ni、K、	品質管理用標準液、	5190-9418
Se、Si、Ag、Sr、Na、Tl、Ti、V、Zn を含む	環境分析用	

### ICP-MS/ICP-0ES/MP-AES 用内標準液/イオン化抑制剤

品名	入数	部品番号
セシウム緩衝液	E00 ml + L II	5190-8343
5% 硝酸中に1%の Cs (炭酸塩から) を含む	500 mL ボトル	3190-0343
5% 硝酸中に 10,000 mg/L	500 mL ボトル	5190-8233
機器の最適化にも使用		
ICP 内標準液	125 mL ボトル	6610030400
5 % HNO₃中に 100 mg/L の <sup>6</sup> Li、Sc、Y、In、Tb、Bi を含む	עלין על אווו טבו	0010030400
多元素内標準液 (混合液 4)	100 ml ボトル	5190-8593
微量の HF を含む 2 % HNO₃ 中に 50 µg/mL の <sup>©</sup> Li、Sc、25 µg/mL の Ge、Te、10 µg/mL の Bi、In、Tb を含む	עלין על וווג אווי טטו	3130-0333

### ヒントとテクニック

標準液を調製する場合、適切に混合することは非常に重要です。

撹拌するだけでは不十分です。容器は必ず、何回も反転および振とうしてください。

# ICP-MS 標準液

### チェックアウト用標準液

品名	内訳	部品番号
7700/8800 シリーズおよび 7500 ce/cx/cs システムインストールキット用 ICP-MS チェック アウト溶液	チューニング溶液、デュアルモード (1)、デュアル モード (2)、洗浄、および水ブランク溶液を含む	5185-5850
7500s システムインストールキット用 ICP-MS チェックアウト溶液	チューニング溶液、デュアルモード(1)、デュアルモード(2)、アバンダンス感度(1)、アバンダンス 感度(2)、検出下限溶液、高感度チューン、 洗浄、および水ブランク溶液を含む	5184-3564
7500a 7500i/i/c システムインストールキット用 ICP-MS チェックアウト溶液	チューニング溶液、デュアルモード (1)、デュアルモード (2)、洗浄、および水ブランク溶液を含む	5184-3565

### チューニング溶液

品名	部品番号
PA チューニング溶液キット	
チューニング 1: 各 20 mg/L の Zn、Be、Cd、As、各 10 mg/L の Ni、Pb、Mg、各 5 mg/L の Tl、Na、Al、U、	
Cu、Th、Ba、Co、Sr、V、Cr、Mn、 $^6$ Li、Sc、In、Lu、Bi、各 $2.5mg/L$ の Y、Yb、2 $\sim5\%$ HNO $_3$ マトリックス	5188-6524
チューニング 2: 各 10 mg/L の Mo、Sb、Sn、Ge、Ru、Pd、各 5 mg/L のTi、Ir、微量の HF を含む 10 %	
HCI および 1 % HNO₃ マトリックス	
PA チューニング溶液キット	5188-6564
Li、Y、Ce、Tl、Co。100 mL、10 mg/L。2 % $HNO_3$	
PA チューニング溶液キット	5190-0465
$Li$ , Mg, Y, Ce, Tl, Co, 100 mL, 10 mg/L, 2 % HNO $_3$	
チューニング溶液	5184-3566
Li、Y、Ce、Tl、Co。 2 x 500 mL、10 $\mu$ g/L。 2 % HNO $_3$	
チューニング溶液	5185-5959
Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co。 $2 \times 500$ mL、 $1 \mu g/L_{\circ} 2 \%$ HNO $_{3}$	0100-0008

### 水性内標準液

100 mL ボトルで提供		
品名	マトリックス	部品番号
	2% HCI	5190-8588
水性内標準液、10 μg/mL のリチウム ( <sup>6</sup> Li)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8589
	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8590
	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8591
水性内標準液、10 μg/mL のゲルマニウム (Ge)	2% HNO₃、トレース	HF 5190-8592

### 多元素キャリブレーション標準液

品名	部品番号
ーキャリブレーション用標準液-1、100 mL: 10 mg/L の Ce、Dy、Er、Eu、Gd、Ho、La、Lu、Nd、Pr、Sc、Sm、Tb、Th、Tm、Y、Yb。5 % HNO3	8500-6944
キャリブレーション用標準液 - 2A、2 x 100 mL: ボトル 1: 10 mg/L の Ag、Al、As、Ba、Be、Ca、Cd、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、K、Li、Mg、Mn、Na、	
Ni、Pb、Rb、Se、Sr、Tl、U、V、Zn。 $5\%$ HNO $_3$	8500-6940
ボトル 2: $10 \text{ mg/L}$ の $\text{Hg}$ 。 $5 \% \text{ HNO}_3$	
キャリブレーション用標準液-3、100 mL: 10 mg/L の Sb、Au、Hf、Ir、Pd、Pt、Rh、Ru、Te、Sn。10 % HCl/1 % HNO₃	8500-6948
キャリブレーション用標準液・4、100 mL: 10 mg/L の B、Ge、Mo、Nb、P、Re、S、Si、Ta、Ti、W、Zr。 HNO₃/トレース HF	8500-6942

### ICP-MS 用 10 μg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号
アルミニウム (AI)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8561
アンチモン (Sb)	1 % HNO₃、トレース酒石酸	5190-8562
ヒ素 (As)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8563
バリウム (Ba)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8564
ベリリウム (Be)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8565
ホウ素 (B)	H <sub>2</sub> O	5190-8566
カドミウム (Cd)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8567
クロム (Cr)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8568
銅 (Cu)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8569
イリジウム (Ir)	2 % HCI	5190-8570
鉛 (Pb)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8571
リチウム (Li)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8572
ルテチウム (Lu)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8573
マンガン (Mn)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8574
水銀 (Hg)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8575
ニッケル (Ni)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8576
白金 (Pt)	5 % HCI	5190-8577
スカンジウム (Sc)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8578
セレン (Se)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8579
銀 (Ag)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8580
ストロンチウム (Sr)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8581
テルビウム (Tb)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8582
スズ (Sn)	5 % HCI	5190-8583
ウラン (U)	2 % HNO <sub>3</sub>	
バナジウム (V)	5 % HNO <sub>3</sub>	5190-8585
イットリウム (Y)	2 % HNO₃	5190-8586
亜鉛 (Zn)	2 % HNO <sub>3</sub>	5190-8587
	<del></del>	

### ヒントとテクニック

10 および 100 μg/mL 標準液は ICP-MS、GFAA、またはその他の微量濃度 元素分析に最適です。

### ICP-0ES および ICP-MS 用 10 および 100 µg/mL 単元素標準液

品名	マトリックス	部品番号
ビスマス (Bi)、10 μg/mL	2 % HNO <sub>3</sub>	8500-6936
コバルト (Co)、10 µg/mL	2 % HNO <sub>3</sub>	8500-6947
金 (Au)、100 µg/mL	2 % HCl	8500-7000
インジウム (In)、10 μg/mL	2 % HNO <sub>3</sub>	8500-6946
水銀 (Hg)、10 μg/mL	5 % HNO <sub>3</sub>	8500-6941
ロジウム (Rh)、10 µg/mL	2 % HCl	8500-6945

### 干渉チェック用標準液

品名	部品番号
6020 干渉チェック用標準液 A、100 mL: 20,000 mg/L の Cl、3,000 mg/L の Ca、各 2,500 mg/L の Fe、	
Na、2,000 mg/L の C、各 1,000 mg/L の Al、Mg、P、K、S、各 20 mg/L の Ti、Mo、微量の HF を含む 5 %	5188-6526
HNO₃マトリックス	
6020 干渉チェック用標準液 B、100 mL: 各 20 mg/L の Cr、Co、Cu、Mn、Ni、V、各 10 mg/L の As、Cd、	5188-6527
Se、Zn、各 5 mg/L の Ag、5 % HNO₃ マトリックス	J100-0J27

### 環境用標準液

 品名	部品番号
環境キャリブレーション標準液、100 mL:	
1,000 mg/L の Fe、K、Ca、Na、Mg、10 mg/L の Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U、	5183-4688
微量の酒石酸を含む 5 % HNO₃ マトリックス	
キャリブレーション用標準液、100 mL:	
1,000 mg/L Ø Fe、K、Ca、Na、Mg、100 mg/L Ø Sr、10 mg/L Ø Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Ti、V、Zn、Th、U、	5183-4682
微量の酒石酸を含む 5 % HNO₃ マトリックス	
内標準混合液、100 mL:	5188-6525
100 mg/L の <sup>6</sup> Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi、10 % HNO₃ マトリックス	3100-0323
内標準混合液、100 mL:	5183-4681
10 mg/L の ็Li、Sc、Ge、Y、In、Tb、Bi、5 % HNO₃ マトリックス	0100-4001
環境スパイク混合液、100 mL:	5183-4687
1,000 mg/L の Fe、K、Ca、Na、Mg、100 mg/L の Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、U、5 % HNO₃ マトリックス	0100-4007

### EPA メソッド標準液

品名	マトリックス	容量 (mL)	パーキンエルマー 部品番号	部品番号
EPA 200.7 の ICS 干渉 A	20 % HCl	500		5190-8599
5,000 μg/mL の Al、Ca、Mg、2,000 μg/mL の Fe を含む	20 70 1101			
CLP 機器キャリブレーション溶液 1	5 % HNO₃	125	N9300218	5190-9409
5,000 μg/mL の Ca、Mg、K、Na を含む	3 70 THVO3	120	10000210	
CLP 機器キャリブレーション混合液 4	5 % HNO₃	125	N9300221	5190-9412
100 µg/mL の As、Tl、50 µg/mL の Cd、Se、30 µg/mL の Pb を含む	3 /0 HNU3	120	INJJUUZZI	J130-341Z

### キャリブレーション確認用標準液

品名	マトリックス	容量 (mL)	パーキンエルマー 部品番号	部品番号
ICP および AA の微量金属元素飲料の汚染および廃水の				
代替標準液I	2 % HNO <sub>3</sub>	100	N9300214	5190-9406
20 μg/mL の Al、Fe、V、10 μg/mL の Co、Cu、Mn、Ni、Zn、5 μg/mL の Sb、Be、Tl を含む				
ICP および AA の微量金属元素飲料の汚染および廃水の				
代替標準液Ⅱ	2 % HNO <sub>3</sub>	100	N9300215	5190-9407
500 μg/mL の Ca、Na、100 μg/mL の Mg、K を含む				
ICP、AA、GFAA の検量用標準液				
500 μg/mL Φ Ca、K、Mg、Na、200 μg/mL Φ Al、Ba、100 μg/mL Φ Fe、	5 % HNO <sub>3</sub> 、	500	N9300224	5190-9408
60 µg/mL $\mathcal O$ Sb、50 µg/mL $\mathcal O$ Co、V、40 µg/mL $\mathcal O$ Ni、25 µg/mL $\mathcal O$ Cu、20 µg/mL $\mathcal O$ Zn、15 µg/mL	トレース酒石酸	ວບບ	เพชงบบ224	D180-8408
の Mn、10 µg/mL の Ag、As、Cr、Tl、5 µg/mL の Be、Cd、Se、3 µg/mL の Pb を含む				



ICP-MS 用半定量標準液、5190-8594

### ICP-MS 用半定量標準液

品名	マトリックス	部品番号
ICP-MS 用半定量標準液 I		
10 μg/mL Ø Ag、Al、As、Ba、Bi、Ca、Cd、Ce、Dy、Er、Eu、Ga、Gd、Ho、La、Lu、	40%の王水	5190-8594
Mg、Na、Nd、P、Pb、Pr、Rb、Sc、Se、Sm、Sr、Tb、Th、Tl、Tm、U、Y、Yb を含む		
ICP-MS 用半定量標準液 II	40%の王水、	
10 $\mu$ g/mL $\oslash$ Au、B、Be、Co、Cr、Cu、Fe、Ge、Hf、Ir、K、Li、Mn、Mo、Nb、Ni、Os、	40 % の主水、 トレース HF	5190-8595
Pd、Pt、Re、Rh、Ru、Sb、Si、Sn、Ta、Te、Ti、V、W、Zn、Zr を含む	rv−∧ nr	

## 摩耗金属および有機金属標準液

- ISO ガイド 34 および ISO 17025 の要件に従って製造された、最高品質の有機金属標準液
- ・ NIST 標準物質を使った品質テストで真度を実現
- ・CoAには、ICP-OESで確認された微量金属元素の濃度が含まれる

### 摩耗金属標準液

品名	入数 (µg/g)	マトリックス	部品番号
	100	75 cSt の炭化水素油	5190-8603
A21 摩耗金属標準液、100 g	300	75 cSt の炭化水素油	5190-8604
Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、P、Pb、Si、Sn、Ti、V、Zn を含む	500	75 cSt の炭化水素油	5190-8605
	900	75 cSt の炭化水素油	5190-8706
	100	75 cSt の炭化水素油	5190-8710
A21+K 摩耗金属標準液、100 g	300	75 cSt の炭化水素油	5190-8711
すべての A21 元素と K を含む	500	75 cSt の炭化水素油	5190-8712
	900	75 cSt の炭化水素油	5190-8713

### 基油と溶媒

品名	マトリックス	数量	部品番号
<u> </u>		500 mL	5190-8715
炭化水素/石油化学サンプル中の金属の分光分析用に標準液の混合と調製に使用。	7.0 COL (公 ) 到2.40 /田	1/2 gal	5190-8716
V-Solv 溶媒			
炭化水素/石油化学サンプル中の金属分析において、標準液、油、およびその他の有機溶剤の希釈に使用。	専用溶剤	1 gal	5190-8717
マトリックスブランクおよび希釈剤として使用。			
バイオディーゼルブランク	,	100 mL	5190-8718
ほぼすべてのバイオディーゼル燃料で、優れたマトリックスマッチングを示す。	B100 バイオディーゼル		
バイオディーゼル中の金属や硫黄の分析でキャリブレーションブランクとして使用。		500 mL	5190-8719

### ヒントとテクニック

これらの化合物の多くはスルホン酸塩ベースであるため、高濃度の硫黄が含まれます。硫黄が含まれないことが重要な用途では、硫黄なしの標準液を使用してください。

### 油分析用の内標準 (200 g)

品名	マトリックス	部品番号
コバルト内標準	炭化水素油	5190-8714
5.000 ug/g の Co を含む	灰化水系油	5190-6714

### 炭化水素油中の単元素標準液、50 g

品名	マトリックス	濃度 (μg/g)	部品番号
アルミニウム (AI)		1,000	5190-8731
		5,000	5190-8732
アンチモン (Sb)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8733
		5,000	5190-8734
ヒ素 (As)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8735
バリウム (Ba)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8736
		5,000	5190-8737
ベリリウム (Be)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8738
ビスマス (Bi)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8739
ホウ素 (B)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8740
		5,000	5190-8741
カドミウム (Cd)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8742
		5,000	5190-8743
カルシウム (Ca)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8744
		5,000	5190-8745
セリウム (Ce)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8746
		5,000	5190-8747
クロム (Cr)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8748
		5,000	5190-8749
コバルト (Co)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8750
		5,000	5190-8751
銅 (Cu)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8752
		5,000	5190-8753
鉄 (Fe)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8754
		5,000	5190-8755
ランタン (La)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8756
	<del></del>	5,000	5190-8757
鉛 (Pb)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8758
		5,000	5190-8759
リチウム (Li)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8760
		5,000	5190-8761
マグネシウム (Mg)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8762
		5,000	5190-8763

(続く)

### ヒントとテクニック

オイルベースの標準液 を使用する場合は、十 分に混合することが特 に重要です。オイルベー スの標準液には粘度が あるため、均一化が困 難です。正しい測定に は、必ず容器を数分間 以上振とうして、標準液 を混合します。または、 容器を振とうしてから、 標準液を数分間、超音 波洗浄器にかけます。

### ヒントとテクニック

有機金属標準液は、湿 気の少ない場所に低温 で保管してください。

### 炭化水素油中の単元素標準液、50 g

品名	マトリックス	濃度 (μg/g)	部品番号
マンガン (Mn)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8764
		5,000	5190-8765
水銀 (Hg)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8766
モリブデン (Mo)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8767
		5,000	5190-8768
ニッケル (Ni)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8769
		5,000	5190-8770
リン (P)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8771
		5,000	5190-8772
カリウム (K)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8773
		5,000	5190-8774
スカンジウム (Sc)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8775
セレン (Se)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8776
テイ素 (Si)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8777
		5,000	5190-8778
跟 (Ag)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8779
		5,000	5190-8780
ナトリウム (Na)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8781
		5,000	5190-8782
ストロンチウム (Sr)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8783
流黄 (S)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8784
		5,000	5190-8785
タリウム (TI)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8786
スズ (Sn)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8787
		5,000	5190-8788
チタン (Ti)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8789
		5,000	5190-8790
タングステン (W)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8791
		5,000	5190-8792
バナジウム (V)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8793
		5,000	5190-8794
イットリウム (Y)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8795
		5,000	5190-8796
亜鉛 (Zn)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8797
		5,000	5190-8798
ジルコニウム (Zr)	75 cSt の炭化水素油	1,000	5190-8799
		5,000	5190-8800

### バイオディーゼル標準液

### バイオディーゼル中の金属分析用標準液

- バイオディーゼル燃料中の金属を分析するため、ASTM D6751 および EN14214 用に調製
- ・マトリックスは 100% バイオディーゼルで、マトリックス変動を解消
- ・大豆油から製造されており、ほとんどのバイオディーゼルで優れたマトリックスマッチングを示す

### バイオディーゼル中の金属分析用標準液、100 g

品名	マトリックス	濃度 (μg/g)	部品番号
金属添加物標準液 MA5、Ba、Ca、Mg、P、Zn を含む	75 cSt の炭化水素油	900	5190-8720
		5	5190-8721
バイオディーゼル中の金属分析用標準液、Ca、 K、Mg、Na、Pを含む	B100 バイオディーゼル	10	5190-8722
IX MIG NAX I ELLO		20	5190-8723

### バイオディーゼル中の硫黄標準液

- バイオディーゼル燃料中の硫黄を分析するため、ASTM D2622、D4294、D5453、D6751 および その他の製品用に調製
- ・マトリックスは 100% バイオディーゼルで、マトリックス変動を解消
- ・大豆油から製造されており、ほとんどのバイオディーゼルで優れたマトリックスマッチングを示す

#### バイオディーゼル中の硫黄標準液

100 mL ボトルで提供					
品名	マトリックス	濃度 (μg/g)	部品番号		
バイオディーゼル中の 硫黄分析用標準液		10	5190-8724		
		15	5190-8725		
		20	5190-8726		
	B100 バイオディーゼル	25	5190-8727		
		50	5190-8728		
		100	5190-8729		
		500	5190-8730		





# Agilent 8453/8454 UV-Vis および Cary シリーズ紫外可視分光光度計

Agilent 8453/8454 UV-Vis および Cary シリーズ紫外可視分光光度計は、きわめて高い性能を発揮します。 高品質キュベット、フローセル、光ファイバプローブ、ランプ、検出器などの関連消耗品を取り揃えてい ます。

アジレント純正のセル、チューブ、フィッティング、消耗品は、Agilent 8453/8454 およびCary シリーズ において、信頼性と再現性の高い結果を得ることができます。Agilent UV-Vis セルと消耗品は、EN ISO 9001:2000/EN ISO 14001:2004 で認定された環境で製造されています。また、Agilent UV-Vis セルは個別 にチェックされて仕様適合の認定を受けており、NIST、GLP、GMP、NAMAS などの厳しいプロトコルにも 確実に準拠できます。

この章では、アプリケーションに適したセルの選定に役立つ情報をお届けします。分光光度計、チューブ、 フィッティング、溶出試験用部品などを正しく選択することにより、ラボの生産性を向上させることがで きます。

# UV-Vis および UV-Vis-NIR フローセルとキュベット セルの材質

セルは4種類の材質から選択できます。測定の波長範囲に応じてセル材質を選択してください。

可視光領域の波長範囲を対象とするアプリケーションに対しては、経済的なディスポーサブルのキュベッ トまたは非常に高純度な原料から作られた低コストのアジレント光学高品質ガラス製セルを使用してく ださい。また、UV範囲の測定が必要なアプリケーションの場合は、石英製キュベットを選択してくださ い。石英ガラスのセルで  $200 \sim 2500 \text{ nm}$  の範囲で 80% を超える透過率が得られます。光学ガラスのセ ルで 330 ~ 2500 nm の範囲で 80 % を超える透過率が得られます。 測定範囲を NIR 範囲に拡大するに は、Infrasil 石英セル (Suprasil 300 素材) を選択します。

材質	波長 (nm)
	170 ~ 2,700
Infrasil 石英 (NIR)	220 ~ 3,800
光学ガラス	334 ~ 2,500
ポリスチレン (ディスポーザブル)	340 ∼ 800

### セルの形状


### 角型セル

角型セルは、最もよく使用されるセルタイプで、セル光路長に応じて正方形から長方形まで各種を揃えています。アジレントでは、標 準セル、標準セルと同じ光路長で容量約 40 % のセミミクロセル、標準セルの約 20 % の容量のミクロセル、マイクロリットル容量の サブミクロセルとウルトラミクロセル、ディスポーザブルセルなどを提供しています。セミミクロセルは、すべての Cary 50/60/100/300/ 4000/5000/6000i/7000 マルチセルホルダと、すべての標準シングルセルホルダで使用できます。また、これらはセル温度モニタリング 用の温度プローブアクセサリと共に使用することもできます。

マッチドペアとして販売されているセルは、ほとんどの日常的な UV-Vis および UV-Vis-NIR 分析に使用されます。マッチドペアのセルは、 空の場合も水が充填された場合もほぼ同一の吸光度または透過率が得られます。

長光路長セルは、高い感度が要求される低濃度サンプルの分析に最適です。これらのセルは、長光路の角型セルホルダと共に使用 する必要があります。

### 空の状態における各材質の透過率

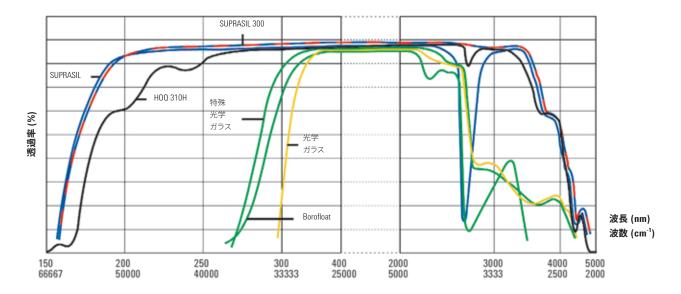



セルトレイ、5063-6577

### セル容量

#### マクロセル

内側の幅が 5 mm 以上の角型セルとして DIN 58963 で定義されているマクロセルが、分光光度計の標準 として新たに使用されるようになりました。最も広く使用されているマクロセルは、外部のサイズが 45 x 12.5 mm (高さx 幅) の角型セルです。セルの長さは希望の光路長によって異なります。マクロまたは標 準セルは、4面の厚みがほぼ同じで、ほとんどの液体 UV-Vis および UV-Vis-NIR 測定に使用されます。長 光路セルには、特定の光路長で最大容量のサンプルが必要です。

#### セミミクロセル

セミミクロセルの内部の幅は 4 x 2 mm です。底部の厚みは通常 9 mm です。光が透過しない側は厚い ガラスで作製されており、セミミクロセルの光路長は同一でも体積は40%まで小さくなっています。 これらのセルは、サンプル容量が少量の場合に適しています。ブラックセルフマスキングセルは、アパー チャのサイズと共にリストされています。アパーチャは、Agilent 8453/8454 および Cary UVVis/UV-Vis-NIR の両方に適した光軸高さに配置されていますが、8453/8454では異なる光軸高さを使用するため互換 性を確認してください。セミミクロセルはCary 100/300 および 4000/5000/6000/7000 マルチセルホルダ と、すべての標準シングルセルホルダで使用できます。これらは、セル温度モニタリング用の温度プロー ブアクセサリと共に使用することもできます。マグネティックスターラ用の撹拌ウェルの付いたセミミク ロセルは、すべての Cary 100/300 および 4000/5000/6000/7000 シリーズペルチェサーモスタットマルチ セルとシングルセルホルダに適しています。

#### ミクロセル

光が透過しない側は厚いガラスで作製されており、ミクロセルの光路長は同一でも体積は 20% まで小 さくなっています。これらのセルは、テストに使用できるサンプル容量が限られている場合に使用します。

#### ウルトラミクロセル

ウルトラミクロセルは、 $\mu$ L 範囲 (一般的なボリュームの範囲は  $5\sim135~\mu$ L) で使用するために専用に設 計されたセルです。標準セルホルダに適合し、必要なサンプル容量が大幅に削減されるというメリット があります。したがって、高濃度サンプル、吸光度の高い溶媒、またはサンプル容量に制限がある場合 に理想的です。これらの石英セルは、小容量、短い光路長、優れた熱伝導を提供します。これらは、温 度制御された測定に理想的で、1 mm 光路長セルを除くすべてのセルで温度プローブと共に使用できま す。ブラックセルフマスキングセルは、アパーチャのサイズと共にリストされています。このセルへのサン プル注入と排出は、一般的なピペットチップを使用して簡単に行えます。注入/排出エッペンドルフピペッ ト付きウルトラミクロセルは、極少量のサンプルを扱えるように設計されています。サンプル量が極めて 少ない場合も、このセルでは測定部容積よりわずかに多い充填容積で測定が可能です。

PTFE フタ付きマクロセル



PTFE フタ付きマクロセル、6610000800

## マクロセル

### PTFE フタ付きマクロセル

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm	内部寸法 )) (高さ x 幅 (mm))	容量 (µL)	部品番号 ガラス製	部品番号 石英製
8453/8454 UV	-Vis 用			,	
_	45 405 05	40.5 0.5	050	5063-6546**	
1	45 x 12.5 x 3.5	43.5 x 9.5	350		5061-3384**
				5063-6547**	
2	45 x 12.5 x 4.5	43.5 x 9.5	700		5061-3385**
				5063-6548**	
5	45 x 12.5 x 7.5	43.5 x 9.5	1750		5061-3386**
				5063-6549	
10	45 x 12.5 x 12.5	43.5 x 9.5	3500		5061-3387
	45 x 12.5 x 12.5 43.5 x 9.5 3500		5063-6550*		
10		43.5 x 9.5	3500		1000-0544*
				5063-6551	
20	45 x 12.5 x 22.5	43.5 x 9.5	7000		5063-6553
				5063-6552	
50	45 x 12.5 x 52.5	43.5 x 9.5	17500		5063-6554
Cary 50/60/10	00/300/4000/5000/600	00i/7000 用			
				6610008800*	
10	45 x 12.5 x 12.5 43.5 x 9.5	43.5 x 9.5	3500		6610000800*
10	40 X 12.0 X 12.0	40.0 X 0.0	0000		6618000100
					(Infrasil 石英)
20	45 x 12.5 x 22.5	43.5 x 10 7000			6610016200
50	45 x 12.5 x 52.5	43.5 x 9.5	17500	6610016400	
	40 X 12.0 X 02.0		17500		6610016100
100	45 v 10 5 v 100 5	42 E v 0 E	25000		6610016000
100	45 x 12.5 x 102.5	43.5 x 9.5	35000	6610016300	·

<sup>\*\*</sup>セルホルダに確実に固定するために、外幅 12.5 mm 未満のセルにはストッパが必要です。

<sup>\*</sup>マッチドペア

### PTFE ストッパ付きマクロセル

外形寸法 ) (高さ x 幅 x 奥行き (mm	内部寸法 )) (高さ x 幅 (mm))	容量 (µL)	部品番号 ガラス製	部品番号 石英製
V-Vis 用				,
46 x 12.5 x 7.5	44.5 x 9.5	1750		5063-6557**
46 x 12.5 x 12.5	44.5 x 9.5	3500	5063-6556	
				5062-2477
100/300/4000/5000/6000i	用			
46 x 12.5 x 12.5	44.5 x 9.5	3500		6610001100*
	(高さx幅x奥行き(mm IV-Vis用 46×12.5×7.5 46×12.5×12.5	(高さ x 幅 x 奥行き (mm)) (高さ x 幅 (mm))  IV-Vis 用  46 x 12.5 x 7.5	(高さ x 幅 x 奥行き (mm)) (高さ x 幅 (mm)) 容量 (μL)  IV-Vis 用  46 x 12.5 x 7.5 44.5 x 9.5 1750  46 x 12.5 x 12.5 44.5 x 9.5 3500	(高さ x 幅 x 奥行き (mm)) (高さ x 幅 (mm)) W-Vis 用  46 x 12.5 x 7.5



PTFE ストッパ付きマクロセル

アジレントの高精度セルは、最高の光学基準に従ったテストを実行しています。アジレ ント製セルは、以下の試験を受け、仕様に適合していることが認定されています。

- 原材料の均一性
- ・ 構成部品の寸法と角度許容誤差
- ・ 光学系表面の平坦性
- ・セルの透過率

テスト機器は、PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) や National Institute of Standards and Technology で認定された標準を使用して定 期的にキャリブレーションされています。





<sup>\*\*</sup>セルホルダに確実に固定するために、外幅 12.5 mm 未満のセルにはストッパが必要です。

<sup>\*</sup>マッチドペア

## UV-Vis および UV-Vis-NIR フローセルとキュベット



2 mm 光路長セル用スペーサ、5061-3389

### 石英製ブロックインサート

 品名	部品番号
1.0 mm または 5.0 mm のインサート	190029200
1.0 mm または 2.0 mm のインサート	190029201
1.0 mm または 0.5 mm のインサート	190029202
1.0 mm または 0.05 mm のインサート	190029203

光路長を短くする必要がある場合は、インサートを光路長 10 mm の標準角型セルと一緒に使用します。これで、特殊なセルを使用する 必要がなくなります。インサートを90度回転させると、所定の2種類の光路長を使用できます。

### スペーサ\*

品名	部品番号
	5061-3388
- 2 mm 光路長セル用スペーサ	5061-3389
5 mm 光路長セル用スペーサ	5061-3390

<sup>\*</sup>外形 12.5 mm 未満のセルをセルホルダに保持するためにはスペーサが必要です。セルホルダに光路長調整機能がないためです。

### ヒントとツール

スペーサの上部の数字は、一緒に使用するキュベットの光路長を示します。例えば、#1の スペーサは光路長が 1 mm のキュベット、#2 のスペーサは光路長が 2 mm のキュベットと 一緒に使用します。

スペーサを正しい向きで使用するため、オペレータがスペーサ上部に刻印されている数字 を読めるようにしてください。

ライトは平行であるため、スペーサは光路内のキュベットの前または後ろに配置できます。



## ディスポーザブルポリスチレンセル

ディスポーザブルポリスチレンセルは、 $340\sim800\,\mathrm{nm}$  の波長域で使用可能です。マグネティックスターラ と共用できますが、高温では使用できません。

#### ディスポーザブルセル

品名	セルの種類	セルの素材	容量 (mL)	光路長 (mm)	サンプル チャンバ幅 (mm)	入数	部品番号
標準セル	角型	ポリスチレン	3.5	10	10	500 個	6610018800
ミクロセル	角型	ポリスチレン	1.5	10	4	500個	6610018700



ミクロセル、ポリスチレン製、6610018700



標準セル、ディスポーザブル、6610018800

### ヒントとツール

石英/ガラス製キュベットを洗浄するには、2% に希釈したセル洗浄溶液 (P/N 5190-0530) に 浸してください。

この溶液は、ガラス、石英、サファイア、磁器、セラミック、プラスチック、鉄系材料に適して います。

脱塩水を使用すると、洗浄能力が上がります。



PTFE フタ付きセミミクロセル

## セミミクロセル

### PTFE フタ付きセミミクロセル

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm	内部寸法 n)) (高さ x 幅 (mm))	容量 (µL)	部品番号 ガラス製	部品番号 石英製	
8453/8454 UV-Vis 用						
		41.8 x 2	700		5061-3391	
10 45 x 12.5 x 12.5	36 x 4	1000	5063-6558			
		30 X 4	1000		5063-6559	



PTFE ストッパ付きセミミクロセル

### PTFE ストッパ付きセミミクロセル

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (n	内部寸法 nm)) (高さ x 幅 (mm))	容量 (µL)	部品番号 ガラス製	部品番号 石英製	
8453/8454 L	JV-Vis 用				'	
10	46 x 12.5 x 12.5	37 x 4	1000	5063-6560		
					5063-6561	
Cary 50/60/	100/300/4000/5000/600	Di/7000 用				
セルフマスキ	テングされた黒壁					
5	48 x 12.5 x 12.5	39 x 4	450		6610019800	*
2	48 x 12.5 x 12.5	39 x 4	180		6610019700	*
1	48 x 12.5 x 12.5	39 x 4	90		6610019600	*
	45 x 12.5 x 12.5	42.5 x 4	1400		6610001800	
10	48 x 12.5 x 12.5	45.5 x 4	1300		6610015400	**
	48 x 12.5 x 12.5	39 x 4	900		6610012700	*
Cary 50/60	用					
上部2面が	黒壁、側壁 2 面が透明					
10	45 x 12.5 x 12.5	2 x 7	135		6610021100	



<sup>\*\*</sup>マグネティックスターラ用に設計。ベースにスターラ用の円形の凹みあり。マグネティックスターラと一緒に使用 (P/N 6610018900)



Cary 50/60 セミミクロセル、6610021100

# サブミクロセル

#### サブミクロセル

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm))	内部寸法 (高さ x 幅 (mm))	容量 (µL)	部品番号
Cary 50/60/100/	300/4000/5000/6000i/70	00 用	'	,
5	45 x 12.5 x 12.5	4 x 2	40	6610024000***
	45 x 12.5 x 12.5	4 x 2	80	6610024100***
10	45 x 12.5 x 12.5	2.5 x 2	50	6610010400***
	45 x 12.5 x 12.5	4 x 2	80	6610014900*
Cary 50/60 用 上部 2 面が黒壁、	側壁 2 面が透明			
10	45 x 12.5 x 12.5	2 x 2	40	6610019500



サブミクロセル、黒壁

# ウルトラミクロセル

# ウルトラミクロセル (注入/排出エッペンドルフピペット付き)

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm))	アパーチャ	中心の高さ (mm)	容量 (µL)	充填量 (μL)	部品番号
8453/8454	用	,				
0.1	40 x 12.5 x 12.5	5 x 1	15	0.5	5	5063-6562
1	40 x 12.5 x 12.5	5 x 1	15	5.0	10	5063-6563
5	40 x 12.5 x 12.5	0.8 丸形	15	2.5	5	5063-6564
10	40 x 12.5 x 12.5	0.8 丸形	15	5.0	10	5063-6565



ウルトラミクロセル (注入/排出エッペンドルフピペット付き)

<sup>\*\*\*</sup>熱溶融アプリケーション用の低ヘッドスペース設計

<sup>\*</sup>マッチドペア



ウルトラミクロセル (PTFE ストッパ付き)

# ウルトラミクロセル (PTFE ストッパ付き)

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm))	アパーチャ	中心の高さ (mm)	充填量 (L)	入数	部品番号	
8453/8454	用						
2	45 x 12.5 x 12.5	2.5 x 2	15	10	各1個	5062-2497	
10	45 x 12.5 x 12.5	2.5 x 2	15	50	各1個	5062-2496	
Cary 50/6	0/100/300/4000/5000/6000	用					
1	45 x 12.5 x 12.5	4 x 2	20	8	各1個	6610023900	***
10	48 x 12.5 x 12.5	1 x 1	20	10	各1個	6610013800	

<sup>\*\*\*</sup>熱溶融アプリケーション用の低ヘッドスペース設計

# トレイセル

少量測定用トレイセルは、DNA/RNA とタンパク質の UV-Vis 分析用に設計された、光ファイバウルトラ ミクロセルです。トレイセルの寸法は標準的なキュベットと同じであるため、ほとんどの分光光度計 に対応します。トレイセルと Cary 50/60 UV-Vis 分光光度計を使用すれば、分析対象物が超微量であっ ても、簡単かつ迅速に吸収率と透過率を測定できます。

トレイセルは測定用セルとミラー付きのキャップで構成されます。サンプルをピペットで測定用ウィン ドウに滴下し、キャップを閉めます。ウィンドウとキャップ内のミラーの間の距離によって、光路が定 義されます。トレイセルの光学系は内部のプリズムと光ファイバに組み込まれており、光がサンプル を透過して検出器に到達します。



少量測定用トレイセル、G6871A

#### トレイセル

品名	部品番号
少量測定用トレイセル、1.0 mm のフタ付き、5 μL 未満用	G6871A
4 μL 以下用に 0.2 mm 光路長用のフタを追加	G6871A#100
2.0 mm 光路長用のフタを追加	G6871A#200
高濃度サンプル用に 0.1 mm 光路長用のフタを追加	G6871A#300

仕様	
容積容量	$0.5 \sim 10~\mu L$
光路長	0.2 ~ 2.0 mm
最高温度	50 ° C
波長範囲	190 ∼ 1100 nm

最適な傾きと高さに調節できるシングルセルホルダ

# 円筒型セル

円筒型セルは、光学表面は平面ですが、セル本体は円筒形となっており、円筒の中心軸が光軸と一致 するタイプのセルです。サンプル容量に制限がない場合、また、非常に短い光路長から非常に長い光路 長までが必要な場合に推奨します。すべての円筒型セルは、円筒型セルホルダまたはサーモスタット付 き円筒型セルホルダと共に使用できます。円筒型セルには、標準セル、高い感度を必要とする低濃度サ ンプルの分析に最適な長光路セル、高濃度サンプルまたは溶媒吸収 (例えば、NIR や短波長 UV 領域の 水など)に対応するためのミクロセルなどがあります。



シリンダ式セル、PTFE ストッパ付き、 6610002300

#### 円筒型セル、PTFE ストッパ x 2

光路長 (mm)	外形寸法 (長さ x 外径 (mn	内部寸法 n)) (内径 mm)	容量 (mL)	部品番号 ガラス製	部品番号 石英製
8453/8454 UV-\	/is 用				
100	102.5 x 22	19	28	5063-6566	
100	102.5 X 22	19	28		5061-3392
Cary 50/60/100	/300/4000/5000/6000	li 用			
10	12.5 x 22	19	2.8		6618000600*
50	52.5 x 22	19	14		6610002200
100	102.5 x 22	19	28		6610002300

\*PTFE ストッパ 1 つのみ

# フローセル

チューブを介してサンプルをフローセルに接続できます。フローセルでは、サンプルをセル内に送り込ん で測定してから排出するのに、ポンプを使用する必要があります。これで生産性は向上しますが、サン プル間のキャリーオーバーをなくし、測定中にセル内に気泡が発生しないように注意する必要がありま す。長光路のフローセルは、低濃度サンプルに有効で、長光路の角型セルホルダを必要とします。これ らは、Cary 100/300 シリーズルーチンサンプラアクセサリ、または Cary 50/60 シリーズシッパーで使用で きます。サブミクロフローセルは、Cary 100/300 シリーズ用ルーチンサンプラアクセサリでの使用に適し ています。



通常、フロースルーセル内の測定チャンバの形状は角型または円型です。この形状は主として製造技 術上の理由から決定されたもので、洗浄のしやすさや汚染を防ぐという観点からは最適な形状ではあ りませんでした。アジレントは、楕円形のアパーチャセルを開発し、容量の削減と同時にフロー特性を 改善しました。溶出試験などの自動化分析にはこれらの楕円フローセルをお勧めします。アパーチャ周 辺には黒色石英を使用し、光がセルの側壁を通過しないようになっています。

#### フローセル、円形アパーチャとネジフィッティング付き

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm))	アパーチャ (高さ x 幅 (mm))	中心の高さ (mm)	容量 (µL)	部品番号 石英製
8453/8454 F	<b>∄</b>				
	35 x 12.5 x 12.5	2	15	30	0100-1224
10	35 x 12.5 x 12.5	3	15	70	0100-1225
Cary 50/60/	100/300/4000/5000/600	0 用			
10	40 x 12.5 x 12.5	3	20	70	6610008900*

<sup>\*</sup> インレット/アウトレット PTFE チューブ (外径 1.6 mm)、M6 ネジ式コネクタ用が付属。

#### 注:

フロースルーセルには (別途 記載がないかぎり) チューブ/ フィッティングは含まれません。

フローセル、矩形アパーチャとネジフィッティング付き

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm))	アパーチャ (高さ x 幅 (mm))	中心の高さ (mm)	容量 (µL)	部品番号 石英製
8453/8454 月	1				
0.1	35 x 12.5 x 12.5	17.5 x 3.5	15	6.2	5188-8003
0.2	35 x 12.5 x 12.5	17.5 x 3.5	15	12.4	5188-8004
0.5	35 x 12.5 x 12.5	17.5 x 3.5	15	31	5188-8005
1	35 x 12.5 x 12.5	17.5 x 3.5	15	62	5061-3396
2	35 x 12.5 x 12.5	17.5 x 3.5	15	124	5061-3397
5	35 x 12.5 x 12.5	10 x 2.5	15	230	5065-9918
10	35 x 12.5 x 12.5	11 x 3.5	15	390	5061-3398
10	35 x 12.5 x 12.5	8 x 2	15	160	5062-2476
Cary 50/60/	100/300/4000/5000/6000	用			
10	35 x 12.5 x 12.5	11 x 4	20	450	6610012600
50	35 x 12.5 x 12.5	6 x 3	20	1000	6610010000
100	45 x 12.5 x 12.5	6 x 3	20	2100	6610010100
Cary 50/60 }	<b>∄</b>				
1	40 x 12.5 x 12.5	11 x 6.5	20	113	6610019900
2	40 x 12.5 x 12.5	11 x 6.5	20	227	6610020000
5	40 x 12.5 x 12.5	11 x 6.5	20	568	6610020100
10	40 x 12.5 x 12.5	11 x 6.5	20	715	6610020200
Cary 100 用					
1	40 x 12.5 x 12.5	11 x 6.5	20	72	6610014100
2	40 x 12.5 x 12.5	11 x 6.5	20	290	6610014200
10	40 x 12.5 x 12.5	11 x 6.5	20	420	6610015200

<sup>\*</sup>インレット/アウトレット PTFE チューブ (外径 1.6 mm)、M6 ネジ式コネクタ用が付属。

# フローセル、円形アパーチャとネジフィッティング付き

光路長 (mm)	外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行 (mm))	アパーチャ (高さ x 幅 (mm))	中心の高さ (mm)	容量 (µL)	部品番号
1	39 x 12.5 x 12.5	10 x 2	15	40	5063-6570
1	39 x 12.5 x 12.5	8 x 3	15	40	5065-9907
2	39 x 12.5 x 12.5	10 x 2	15	80	5063-6571
5	39 x 12.5 x 12.5	10 x 2	15	200	5063-6572
10	39 x 12.5 x 12.5	10 x 2	15	430	5063-6573

# その他

品名	説明	入数	部品番号
	内容: オープントップ UV 石英製セル、10 mm、		
	容量 3.0 mL、2 個。 ディスポーザブルポリスチレンセル、		
UV コンビニエンスキット	10 mm、容量 3.5 mL、500 個。 セル用トレイ (16 本用)、	1個	5067-4666
	レンズクリーニングペーパー、リントフリー、		
	セルクリーニング溶液、1L		
マグネティック撹拌子	長さ 7 mm x 直径 4 mm、PTFE コーティング*	2個	9301-1161
マグネティックスターラ用 撹拌子	撹拌子、PTFE、星型、直径 7.9 mm x 高さ 9.5 mm	1個	7418000400
	長さ6 mm x 直径3 mm、PTFE コーティング、		
マグネティック撹拌子	マグネティック撹拌子の収納用に設計された	10個	6610018900
	分光光度計セル用 (P/N 6610015400 を含む)		
	アルカリ性濃縮液と水を2%の濃度に混合した、すべて		
セルクリーニング溶液	の石英製セルとガラス製セル用のクリーニング溶液。	1 L	5190-0530
こルノケ ニンノ/台/区	その他のガラス、石英、サファイア、磁器製部品の	I L	3130-0330
	クリーニングにも使用可能。		
レンズクリーニング		50 個	9300-0761
ペーパー、リントフリー		00 旧	0000-0701
セル用トレイ、16 本用		10 mm	5063-6577

\*Agilent 89054A セル撹拌マルチセルトランスポートおよび Agilent 89090A ペルチェ温度コントローラで使用。撹拌子は、内部の寸法が  $10 \times 10 \text{ mm}$  (幅 x 奥行) のセルと、マグネティックスターラを使用できるセルホルダを組み合わせて使用します。



マグネティック撹拌子、9301-1161



マグネティックスターラ用撹拌子、 6610018900



セルクリーニング溶液、5190-0530



レンズクリーニングペーパー、 リントフリー、9300-0761



セル用トレイ、5063-6577

# ヒントとツール

キュベットのクリーニングに超音波洗浄器を使用しないでください。特にキュベットがクリーニン グチャンバの底部に置かれていると、キュベットが完全に破損する可能性があります。

標準セルホルダ、08451-60104



長光路用セルホルダ、89076C



循環水式温調セルホルダ、89054A



温調セルホルダ用セル撹拌モジュール、89055A



セルベース、110648190

# セルホルダとアクセサリ

# セルホルダおよびベース

品名	説明	対応システム	部品番号
標準セルホルダ		8453/8454	08451-60104
	最大 10 cm の光路長の円筒型セルと		
長光路用セルホルダ	角型セルを保持。1 cm、2 cm、5 cm での	8453/8454	89076C
	ストップを含む		
	1 cm の標準キュベット用のジャケット付き		
循環水式温調セルホルダ	セルホルダ。 恒温槽 (付属していません) と	8453/8454	89054A
	接続して、測定中にセル温度を調整。		
	循環水式温調セルホルダにセル撹拌		
温調セルホルダ用セル撹拌	機能を提供。スターラは恒温槽 (キットに	8453/8454	89055A
モジュール	は含まれません) から循環される水で	0433/0434	
	動作します。		
セルベース		Cary 50/60	110648190
ホルダ、スペア		Cary 50/60	110645090
セルホルダベース		Cary 400 ≥ 500	10048100
セルホルダベース		Cary 4000/5000/6000	110716190
	セルリフタおよびセル高さ調整ネジが		
標準セルホルダ、10 mm	含まれます。Cary 100/300 と	すべての Cary	110260190
	Cary 5000/6000i に標準装備		

(続く)



Cary 50/60 セルホルダ、スペア、110645090



セルホルダベース、110716190

# セルホルダおよびベース

品名	説明	対応システム	部品番号
	10 mm、0~20 mm の高さ調節、		
標準セルホルダ	リフタ、およびボールベアリングキュベット	Cary 50/60 を除く	110721900
信年 セル 小ルダ	スタビライザ付き	すべての Cary	110721900
	Cary 4000 に標準装備		
 試験管ホルダ	試験管ホルダ、外径 16 mm の試験管用	Cary 50/60	7910033500
二級官小ルタ	ホルダ	Cary 50/60	7910033300
長光路長角型セルホルダ	20、50、および 100 mm の角型セルと	すべての Cary	110059900
及元町及乃至こからいと	角型フローセルを固定	- Cop daily	110000000
	光路長 5、10、20、30、40、および 50 mm		
	の角型セルと固体サンプルホルダで使用。		
可亦坐改=わ=ホ=ガ	Cary 50/60 (部品番号 10072300) または	すべての Cary	210125300
可変光路長セルホルダ	Cary 100/300 (部品番号 10046500) の	97 COJ Cary	
	スライドマウント固体サンプルホルダキット		
	に適合		
	最大光路長 100 mm の角型セルと固体サン		
	プルホルダで使用。 Cary 50/60 (部品番号		
可変光路長セルホルダ	10072300) または Cary 100/300 (部品番号	すべての Cary	6610014000
	10046500) のスライドマウント固体サンプル		
	ホルダキットに適合		
	45 mm の高さを持つ光路長 10 mm の標準		
デュアル角型温度調節	キュベットの温度調節が可能。外部サンプ	+ ~~ ~ C	10040000
セルホルダ	ルコンパートメントおよび外部恒温槽が	すべての Cary	10046800
	必要		
円筒型シングルセルホルダ、	光路長 100 mm までの円筒型セルで使用	すべての Cary	110026900
室温	可能	y r Coo Cary	110020900
 デュアル円筒型温度調節	最大光路長 100 mm の円筒型セルで使用		
ナムアルロ同至	可能。外部サンプルコンパートメント	すべての Cary	10046700
ピルカンレグ	および外部恒温槽が必要		



標準セルホルダ、110721900



標準セルホルダ、10 mm、110260190



可変光路長セルホルダ、210125300



円筒型シングルセルホルダ、室温、110026900

Cary 8454 UV-Vis 分光光度計



ユニオン、5022-2155





セルフィッティング (黒色)、5022-2156



コニカルアダプタキット、5022-2157



PTFE ナット、5022 -2158



PEEK フィッティングとフェラル、5042-1337

# Agilent 8453/8454 UV-Vis 用消耗品

# チューブとフィッティング

#### チューブとフィッティング

品名	入数	部品番号
PTFE チューブ、外径 1.6 mm	10 m	5041-2191
ポンプチューブ、内径 2.06 mm	15 個	5041-2166
ポンプチューブ、内径 1.3 mm	12個	5041-2184
ポンプチューブ、内径 2.8 mm	12個	5041-2185
Tefzel フェラルとステンレスロックリング、1/16 インチ	10個	5022-2154
ユニオン、ネジ山 1/4-28、ポリプロピレン	10 個	5022-2155
セルフィッティング、黒色 (ショート 4 個、ロング 4 個) 8453/8454 のシッパーシステム用フローセルにチューブを接続するための 交換用フィッティング 4 個のヘッドレス PPS M6 ナット、4 個のショート PEEK M6 ナットを含む	8個	5022-2156
コニカルアダプタキット 8453/8454 のシッパーシステム用フローセルポンプチューブの交換用フィッティング 2 個のコニカル PTFE アダプタ、2 個の PTFE メスナット、2 個の PTFE フェラルを 含む	2個	5022-2157
	10 個	5022-2158
熱交換器用チューブ、FEP、12 cm		5042-1336
	10 個	5042-1337
		0100-1710

# 装置部品と消耗品

#### G1120A 8 ポジションマルチセルトランスポート用消耗品

品名	部品番号
光学フィルタキット	
3 組の光学フィルタ (265 と 295 nm のカットオフ、および UV ロールオフフィルタ) により、	G1120-68707
光に敏感なサンプルを UV 照射から保護します。	
撹拌モジュールキット	G1120-60006
スターラは温/冷却水循環装置 (キットに含まれません) から循環される水で動作します。	d1120-00000
10 x 10 mm (幅 x 奥行) のセルに使用するマグネティック撹拌子、2 本入	9301-1161
マルチセルトランスポート調整ツール	89075-23800



光学フィルタキット、G1120-68707





撹拌モジュールキット、G1120-60006



チューブ、熱交換器用、FEP、5042-1336

# 89090A ペルチェ式温度コントローラ用消耗品

品名	部品番号
ユニオン、セルホルダ	5021-1870
フローセル、10 mm、8 x 2 mm アパーチャ、160 μL	5062-2476
	5062-2477
熱交換器用チューブ、FEP	5042-1336
マグネティック撹拌子	9301-1161

#### 分光光度計用ランプ

品名	部品番号
- 重水素ランプアセンブリ	2140-0605
タングステンランプアセンブリ	G1103-60001



重水素ランプアセンブリ、2140-0605



タングステンランプアセンブリ、G1103-60001

## G1811A、G1811-23200 用二ードル、 ベベルエッジ



オートサンプラチューブとフィッティングキット、 5042-1334



シッパーチューブキット、5042-1333



カセット、固定圧用、5041-2167



カセット、可変圧用、5042-1356

# オートサンプラ消耗品

品名	部品番号
ニードル、G1811A用、ベベルエッジ	G1811-23200
試験管、12 x 100 mm、250 本	5022-6531
オートサンプラチューブとフィッティングキット	5042-1334

# シッパー用消耗品

品名	部品番号
8452 用シッパーチューブキット 内容: 注入口チューブ (1.5 m)、注入口とフローセル間のチューブ (0.35 m)、フローセルとポンプ間 のチューブ (0.35 m)、フローセルとポンプ間のチューブ (0.5 m)、フローセルと廃液間のチューブ	5042-1333
(1.5 m)、フィッティングおよびコネクタ付き。	
フローセル、10 mm、80 μL	0100-1225
カセット、固定圧用	5041-2167
カセット、可変圧用	5042-1356

# 溶出試験用消耗品

# 溶出試験用消耗品

品名	部品番号
マルチセルシステムチューブキット	5042-1330
	5042-1331
~ 溶出プローブキット、内径 0.9 mm、フィッティング付きチューブ	5042-1332
	5042-1337
	5063-6575
ロータシール、溶出システム用 8 ポートバルブ (5063-6575) 用	5067-1539
	5181-1246



マルチセルシステムチューブキット、5042-1330



1 バス用バルブチューブキット、5042-1331



溶出プローブキット、内径 0.9 mm、 フィッティング付きチューブ、5042-1332



1/16 インチPEEK フィッティングおよびフェラル、 8 ポートバルブ用、10 個、5042-1337



1/8 インチプローブ用溶出フィルタ、 ポアサイズ 45 µm、1000 個、5181-1246



溶出システム用 8 ポートバルブ、5063-6575




Cary 5000 UV-Vis-NIR 分光光度計

# Agilent Cary シリーズ分光光度計

# 光ファイバプローブ

#### 光ファイバプローブ

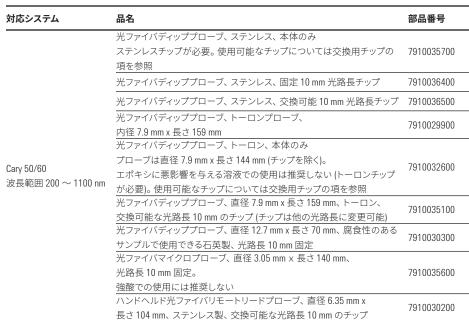

(続く)



Cary 60 UV-Vis 分光光度計



光ファイバディッププローブ、トーロン、 本体のみ 7910032600

# 光ファイバプローブ

対応システム	品名	部品番号	
	ハンドヘルド光ファイバプローブ、石英製、ロングボディ、長さ 265 mm、		
	光路長 10 mm、150 °C までの使用や腐食性のある酸性サンプルの測定	7910032100	
	に最適		
Cary 100/300	サンプル表面からの全反射を測定するための UV-Vis 反射プローブおよび	7910036200	
	プローブホルダ。 照射面積 1 mm		
	スイッチ付きディッププローブ、ステンレス、光路長 10 mm	9910085000	
	UV-Vis 反射プローブ	7910035500	
	ハンドヘルド光ファイバプローブ、直径 6.35 mm x 長さ 104 mm、	9910076600	
	10 mm 光路長、3 m ファイバ。シールドを含む	9910070000	
	ハンドヘルド光ファイバプローブ、耐腐食性石英、直径 12.7 mm、	9910080800	
Cary 50/60/100/300	光路長 10 mm		
Cary 50/00/100/300	交換用石英チップ付き Versi リモートリード光ファイバプローブ。		
	ハンドヘルドにすることも、Cary 光ファイバディッププローブカプラに	190055700	
	取り付けることもできます。腐食性、毒性、放射性があるサンプル、	100000700	
	またはクロスコンタミネーションの危険があるサンプルに理想的		
Cary 4000/5000/6000i	UV-Vis プローブ、ステンレス製、2.5 m、光路長 10 mm	9910069400	



ハンドヘルド光ファイバプローブ、 交換用チップ付き 9910076600



交換用チップ、トーロン製、光路長 20 mm 7910034600



交換用チップ、ステンレス製、光路長 10 mm 7910035800

# 交換用チップとその他消耗品

ステンレス製プローブチップは、2 つのステンレス製ディッププローブ (ステンレス製プローブ本体、P/N 7910035700 または交換可能チップ付きステンレス製プローブ、P/N 7910036500) での使用に適しています。

トーロンプローブチップは、トーロンプローブ本体 (P/N 7910032600) または交換可能チップ付きトーロ ン光ファイバディッププローブ (P/N 7910035100) での使用に適しています。これらは、気泡の形成を抑 えるシングルアーム設計を備えています。このチップは直径が 7.9 mm で、最高温度 85°C までに対応し ています。

#### 交換用チップとその他消耗品

対応システム	品名	部品番号
	交換用チップ、ステンレス製、光路長 2 mm	7910036000*
	交換用チップ、ステンレス製、光路長 5 mm	7910035900*
	交換用チップ、ステンレス製、光路長 10 mm	7910035800*
	交換用チップ、ステンレス製、光路長 40 mm	7910036100*
Cary 50/60	交換用チップ、トーロン製、光路長 2 mm	7910032800**
	交換用チップ、トーロン製、光路長 5 mm	7910032900**
	交換用チップ、トーロン製、光路長 10 mm	7910033000**
	交換用チップ、トーロン製、光路長 20 mm	7910034600**
	交換用チップ、トーロン製、光路長 40 mm	7910034500**
	Versi リモート光ファイバプローブ (P/N 190055700) に適した 光路長 10 mm のチップ	190055900
すべての Cary	光ファイバアライメントループ	7910027200
	光ファイバプローブ光シールド。Cary 100/300 で使用する 光ファイバプローブに光耐性をもたらします。	7910028900
	UV-Vis 反射型プローブホルダ、スペア	9910068500

<sup>\*</sup>ステンレス製ディッププローブ本体 (P/N 7910035700 または 7910036500) で使用

<sup>\*\*</sup> トーロンプローブ本体 (P/N 7910032600 または 7910035100) で使用

# アクセサリ用キットと消耗品

# アクセサリ消耗品

品名	説明	部品番号
温度プローブアクセサリ消耗品		
プローブホルダ	内寸 10 x 10 mm 角型キュベット用角型エンドプローブ 2 個、内寸 10 x 9.5 mm 角型キュベット 用標準エンドプローブ 2 個	9910066800
プローブホルダ、テーパエンド	ミクロセルでの使用に適したテーパエンドプローブ (4個)	9910066900
プローブホルダ用延長リード (短)	プローブをサンプルコンパートメント内部に取り付ける場合に必要	110381100
プローブホルダ用延長リード (長)	プローブをサンプルコンパートメント外部に取り付ける場合に必要	110380500
Cary 50/60 固体サンプルホルダアクセサリ消耗品		
エンドホルダ	Cary 50/60 の固体サンプルホルダの側面取り付けをサポート ポロライザ/デポロライザまたはその他のアクセサリの設置に使用	810137000
固体サンプルホルダスペアキット #2	内容: $V$ プレート $3$ $x$ $45$ $mm$ $x$ $2$ $x$ $0$ プレート $6$ $x$ $45$ $mm$ $x$ $2$ $x$ $y$	9910056200
Cary 100/300 固体サンプルホルダアクセサリ消耗品		
フィルムホルダスペアキット #1	内容: マグネチックストリップ $x$ 4、 $V$ プレート $x$ 20、ゲルボートホルダ、固定プレート $x$ 2、マスク $x$ 8、クランプ $x$ 4	9910064600
固体サンプルホルダスペアキット #1	内容: 10 mm アパーチャサンプルスライドホルダ、5 mm アパーチャサンプルスライドホルダ、 1 mm アパーチャサンプルスライドホルダ、V プレート 3 x 45 mm x 2、V プレート 6 x 45 mm x 2 + サンプルをサンプルホルダのスライドプレートに固定するための各種ネジおよびナット	9910059400
固体サンプルホルダスペアキット #2	内容: V プレート 3 x 45 mm x 2、V プレート 6 x 45 mm x 2 + サンプルをサンプルホルダの スライドプレートに固定するための各種ネジおよびナット	9910056200
Cary 7000 UMA 固体オートサンプラサンプルホルダ		
サンプルホルダ、1 インチ円形	2 つの構成を提供。厚さ 10 mm までの直径 1 インチのサンプル最大 32 個を最大入射角度 45°で 測定、または厚さ 10 mm までの直径 1 インチのサンプル最大 24 個を最大入射角度 65°で測定。	G6876-60003
ー サンプルホルダ、8 インチ円形	ウエハーホルダ: 厚さ 3 mm までの直径 8 インチのサンプル 1 つを測定。最大入射角度は 65°。	G6876-6000
サンプルホルダ、汎用	厚さ 10 mm までの不規則な形状のサンプル 1 つを測定。汎用サンプルホルダには 直径 200 mm (8 インチ) のリングの周囲に 1 インチの穴 (24 個) が均等間隔で配置されている。 これら 24 個のいずれかの穴を使って %R または %T 測定が可能	G6876-6000

(続<)



Cary 温度プローブアクセサリ



Cary 100/300 拡散反射アクセサリ

# Agilent Cary シリーズ分光光度計

# アクセサリ消耗品

品名	説明	部品番号
標準サンプルホルダ	すべての UMA システムと UMS システムに標準装備	G6874A#100
	$1\mathrm{cm^3}\sim 5\mathrm{cm^3}$ のキューブビームスプリッタ用	G6874A#200
エッジマウントサンプルホルダ	直径 1 インチ (25.4 mm) ~ 6 インチ (150 mm)、厚さ 5 mm のサンプル用に調整可能	G6874A#300
円形サンプルホルダ	3個の固定直径サンプルホルダ。直径1インチ、1.5インチ、または2インチの円形サンプルの%Rまたは%T測定用に設計。各ホルダの2mmの外周縁部がサンプルに接触。水平の切り込みにより大きい入射角を実現。	G6874A#400
Cary 4000/5000/6000 固体サンプルホルダアクセサリ消	耗品	
フィルムホルダスペアキット #1	内容: マグネチックストリップ $x$ 4、 $V$ プレート $x$ 20、ゲルボートホルダ、固定プレート $x$ 2、マスク $x$ 8、クランプ $x$ 4	9910064600
 固体サンプルエンドサポート 	Cary 4000/5000/6000i の標準固体サンプルマウントアクセサリにポロライザ、デポロライザ、またはアパーチャを設置するための固体サンプルマウント	5810008100
固体サンプルのマスキングアパーチャ、1 mm	交換用アパーチャプレート、1 mm の穴付き	410204100
固体サンプルのマスキングアパーチャ、5 mm	交換用アパーチャプレート、5 mm の穴付き	410204300
固体サンプルのマスキングアパーチャ、10 mm	交換用アパーチャプレート、10 mm の穴付き	410203900
固体サンプルマウントプレート	固体サンプルを保持するための取付けポイントを提供	410204500
固体サンプルホルダスペアキット#1	内容: 10 mm アパーチャサンプルスライドホルダ、5 mm アパーチャサンプルスライドホルダ、1 mm アパーチャサンプルスライドホルダ、V プレート 3 x 45 mm x 2、V プレート 6 x 45 mm x 2 + サンプルをサンプルホルダのスライドプレートに固定するための各種ネジおよびナット	9910059400
固体サンプルホルダスペアキット #2	内容: $V$ プレート $3 \times 45 \text{ mm} \times 2$ 、 $V$ プレート $6 \times 45 \text{ mm} \times 2 + サンプルをサンプルホルダの スライドプレートに固定するための各種ネジおよびナット$	9910056200
拡散反射アクセサリ (DRA) 消耗品		
Cary 100/300 内部 DRA 消耗品		
粉末セルホルダキット	反射スタンダードとして使用するための充填済み PTFE 粉末セルと粉末セルホルダを含む。 石英ウィンドウがサンプルを覆うため、積分球のポートにホルダを配置可能	7910036600
DRA-CA-30I 用の光路長 10 mm のキュベットホルダ	透過ポートへの光路長 10 mm のセルを配置するのに最適	7910028200
DRA-CA-30I 用ファブリックサンプルホルダ	UG11 フィルタを含む	7910027900
ライトトラップ (0 % T ベースライン補正を実行するため)		7910028100
DRA-CA-30I 用の透過サンプルホルダ		7910028000
DRA-CA-30I 用のキャリブレーション済み直径 1.25 インチ 99 % Spectralon 反射標準		7910036900
Cary 4000/5000/6000i 内部 DRA 消耗品		
小型リファレンスディスク	PTFE を充填した拡散反射ディスク、直径 30 mm	410198890
大型リファレンスディスク	PTFE を充填した拡散反射ディスク、直径 45 mm	410143990
キュベットホルダ	光路長 10 mm のセルを使用した透過測定と反射測定の両方に最適	210187900
	反射スタンダードとして使用するための充填済み PTFE 粉末セル、粉末セルホルダ、	9910111400

(続<)

# アクセサリ消耗品

品名	説明	部品番号
Cary 4000/5000/6000i 外部 DRA 消耗品		
Spectralon 99 % 反射標準	キャリブレーション済み、拡散反射用、直径 2 インチ、保護カバー付きの耐久性の高い Delrin ホルダ。250 ~ 2500 nm、50 nm ごとの拡散反射率データを含む	7910037700
センターマウントキュベットホルダ	光路長 10 mm の標準キュベットを入射光に対して垂直に積分球の中央に配置が可能。 タンパク質やその他の生体サンプルなど、懸濁サンプルの測定に最適	7910038700
外部マウントキュベットホルダ	光路長 10 mm の標準キュベットを使用した液体サンプルの透過率または吸光度の測定に 最適。 透過ホルダに取り付けることも、サンプルまたはリファレンスビームに配置することも 可能	7910038300
センターマウントホルダ、クリップタイプ	積分球の中央にサンプルを配置可能。クリップタイプのホルダは、薄く柔軟性のあるサンプルの固定に最適。ホルダに組み込みの回転ダイヤルにより、入射角を1度単位で任意にすばやく設定可能	7910047600
センターマウントホルダ、ジョー型	積分球の中央にサンプルを配置可能。ジョー型のホルダは、鏡や塗膜サンプルなどの硬く 不透明なサンプルに最適。ホルダに組み込みの回転ダイヤルにより、入射角を1度単位で 任意にすばやく設定可能	7910047500
粉末セルホルダ	粉末サンプルの反射測定が可能。反射ポートの反対側の標準サンプルホルダに取り付け。 反射スタンダードとして使用するための充填済み PTFE 粉末セルと、サンプル用の空の 粉末セルホルダを含む。サンプルはプランジャにより保持	7910047700
スモールスポットキット	内容: 絞り、ミラーアセンブリ、選択した測定場所に小さな径のビームを集光させるための3つのレンズオプション。ビームサイズは、透過位置で直径約3mm、反射位置で高さ3.5mm x幅1.5mm	7910047200
可変角度透過ホルダ	さまざまな入射角で固定サンプルの透過率測定が可能。入射光に対し、サンプルを 360 度の 範囲 (1 度単位) で配置可能。鏡やガラスなどの硬いサンプルに最適。	7910047400
その他のアクセサリ消耗品		
ー 角度可変正反射アクセサリ用アパーチャマスクキット	内容: 1 インチディスクホルダ (2 個) および 2、10、20 mm サンプルホルダ (各 2 個)	9910064700
ND スクリーンおよびブルーフィルタセットとホルダ、 角度可変正反射アクセサリ用	0.5 Abs ~ 3.1 Abs の高レベル減光用	9910047700



Cary 4000/5000/6000i 固体サンプルホルダ



Cary 4000/5000/6000i 拡散反射アクセサリ



重水素ランプ、Cary 100/300 UV 用、 G9820-80000



可視光源ランプ、Cary 100/300 UV 用、 5610021700



キセノンランプモジュール、110639690



可視 OI ランプ、Cary 4000 ~ 7000 用、 5610013900



重水素ランプ、Cary 4000 ~ 7000 用、 110713990

# 光源ランプ

アジレントは、Cary 分光光度計用の高品質ランプを提供しています。

#### 光源ランプ

品名		部品番号
重水素ランプ	Cary 100/300	G9820-80000
可視光源ランプ	Cary 100/300	5610021700
キセノンランプモジュール	Cary 50/60	110639690
	Cary 400	5610135500
重水素ランプ	Cary 4000 ~ 7000	110713990
可視 QI ランプ	Cary 4000 ∼ 7000	5610013900
水銀ランプ UV-Vis 波長検証用	Cary 4000 ∼ 7000	5610136300

# チューブ

# チューブ

品名	説明	部品番号
シリコンポンプチューブ/m、内径 3/16 インチ x 外径 5/16 インチ	チューブのみ、コネクタなし	2410023800
ペリスタルティックポンプチューブ交換キット、ルーチンサンプル	シリコンポンプチューブと	9910052900
アクセサリ用。	フィッティングを含む	
ルーチンサンプラアクセサリ用 PTFE チューブ (サンプルへ)、m 単位		3710030800
		3710026400
シリコンチューブ、ルーチンサンプラアクセサリとフローセルの		910146400
接続用、m単位		910140400
溶解チューブスペアキット, Cary 50/60		6610020500
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		6610020600

# 紫外線フィルタ、標準試料、試薬

# 光学フィルタ

品名	説明	部品番号
	0.5 Abs ~ 3.1 Abs の高レベル減光用。	
	フィルタホルダ内にフィルタマウントが付属。フィルタ	
ND 7 ALL XXXIII 7 (II A k) V	ホルダは液体サンプルホルダベースに配置。	
ND スクリーンとブルーフィルタセットと	2個のフィルタホルダ (V-ホルダ) に3個の ND メッシュ	9910047700
ホルダ、Cary 100/300/4000/5000/6000i 用	フィルタ (0.5、1.1、1.5 Abs) が付属。 可視波長での	
	減光用、またはシステム測光範囲の表示用に	
	ブルーガラスフィルタ (3 個) も付属	
- 酸化ホロミウムフィルタ		118020790
酸化ホロミウム/ジジミウムガラスフィルタ	内容: 10 mm 角型セルホルダに酸化ホルミウムを	10020200
キット	充填したフィルタおよびジジミウムガラスフィルタ	10030200
	10 mm 角型ホルダに取り付けられたホルミウム	2010094300
砂た月のハルミンムカフスフイルタ	ガラスフィルタ、証明書付き	2010094300
認定済みジジミウムガラスフィルタ	10 mm 角型ホルダに取り付けられたジジミウム	2010094400
砂皮内のシンミソムカフスフイルタ 	ガラスフィルタ、証明書付き	2010094400
測光リニアリティ ND フィルタキット	内容: タンデムセルホルダ x 1、吸光度 0.3、0.5、1.0、	9910056100
MINITURE OF THE DATE OF THE	および 1.5 の減光フィルタ x 各 2	3310030100



測光リニアリティ ND フィルタキット、 9910056100



00/PV 標準キット l、 5063-6503



00/PV 標準キット II、 5063-6521



00/PV ハードウェアキット、 5063-6523



UV-Vis OQ/PV テスト用チューブキット、 5063-6522



カフェイン 00/PV サンプル、溶出試験用、 5042-6476

# 標準試料および試薬

アジレントの化学標準試料とアクセサリキットは、紫外可視分光光度計の運転時適格性評価/運転時性 能適格性評価 (00/PV) を短時間かつ低コストで実施できるソリューションを提供します。このキットは、 紫外可視測定の実行時に、品質と規制項目の両方の要件を厳密に満たす必要がある分析者向けに設 計されています。

薬品キットは、すべての紫外可視分光光度計で使用でき、事前調整されたアンプル入りの溶液で構成さ れています。これらの溶液は、NIST標準にトレース可能で、欧州薬局方(EP)に準拠しています。波長精 度測定用にホルミウムオキサイド、分光精度測定用に重クロム酸カリウム、340、220、198 nm における 迷光測定用に亜硝酸ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、塩化カリウムが含まれます。

各標準試料には、トレーサビリティのための品質証明書が添付されています。

#### 8453/8454 用認定済みキャリブレーション標準試料およびアクセサリキット

品名	内訳	部品番号	
	各 10 mL のアンプル 12 本を含む (重クロム酸カリウム/硫酸混		
00/PV 標準キット I (吸光度真度、	合液 4 本 (60 mg/L と 600 mg/L を各 2 本)、硫酸 (ブランク) 2 本、	E000 0E00	
迷光、および分解能測定用)	亜硝酸ナトリウム 1 本、ヨウ化ナトリウム 1 本、塩化カリウム	5063-6503	
	1 本、トルエンのヘキサン溶液 1 本、ヘキサン 2 本)		
	各 10 mL のアンプル 2 本を含む (過塩素酸 (ブランク) 1 本、	5063-6521	
UU/FV 標準キットII (放技相及用)	ホルミウムオキサイド過塩素酸溶液) 1 本	0003-0021	
	フローセル 2 個、セル不導体化処理液、チューブキット、		
00/PV ハードウェアキット	MCT 調整ツール、温度センササポート、シリンジ、	5063-6523	
	および 00/PV 説明書を含む		
UV-Vis 00/PV テスト用チューブキット	フローセル洗浄用チューブ、フィッティング、アダプタを含む	5063-6522	
カフェイン 00/PV サンプル、			
溶出試験用、カフェイン水溶液		5042-6476	
150 mg/L、500 mL			

## 8453/8454 用チェックアウトサンプル

品名	部品番号
	5063-6524

# Cary 用標準試料

品名	説明	部品番号
	UV 分光光度計の性能試験 (波長精度、測光精度、迷光など) 用の、12 個の密閉セルの溶液検証テストキット。	
	内容: 重クロム酸カリウム 40 mg/L、60 mg/L、120 mg/L、600 mg/L + 過塩素酸ブランク (測光精度試験用)、10 % 過塩	
校正済み標準液キット	素酸中の4%過塩素酸ホルミウム(波長精度試験用)、塩化カリウム溶液12g/L、亜硝酸ナトリウム溶液50g/L、	9910085200
	ヨウ化ナトリウム 1 % 溶液 + 水ブランク (迷光試験用)、0.02 % トルエン/ヘキサン混合液 + ヘキサンブランク (分解能	
	試験用)。各溶液は石英キュベットに密封。各溶液のトレーサビリティと性能の証明書を含む。	
<b>石英キュベットにシールされた</b>		
過塩素酸中の4%の過塩素酸	トレーサビリティと性能の証明書を含む	6610022100
ホロミウム		
トルエンのヘキサン溶液試験	内容: トルエンの n-ヘキサン溶液 (0.02 %) の 10 mL アンプル (2 本) および n-ヘキサンの 10 mL アンプル (6 本)	9910101000
キット	内谷: トルエンの II-ハキリン冷液 (U.U2 %) の IU IIIL アフフル (2 平) および II-ハキリンの IU IIIL アフフル (6 平)	9910101000
	直径 40 mm の Pyrex 基質上への AI コーティング。250 ~ 2500 nm に対応、250 nm 以上で 80 % の反射、	
認証済み標準、入射角 7 度での	800 nm 以上で 85 % の反射。	G6874-8000
正反射用	10 nm 間隔 (250 ~ -1100 nm) および 25 nm 間隔	00074-0000
	(1100 ~ 2500 nm) での NIST 標準に準拠の認定を含む	
Spectralon 99 % 反射率標準、	PTFE 拡散反射用標準、通常反射率 99 %、 $250\sim2500~\mathrm{nm}$ の UV-VIS-NIR スペクトルで光学的に平面。 直径 $2$ インチの	
校正済み、拡散反射用、	反射領域。 $250\sim2500\mathrm{nm}$ の拡散反射率データを含む。保護カバー付きの耐久性の高い $\mathrm{Delrin}$ ホルダに収納。	7910037700
直径2インチ	光散乱材料で参照 (比較) が必要な光散乱測定の実行時に Cary 7000/UMA で使用。	
キャリブレーション済みカラー	内容: NIST にトレーサブルなカラースタンダード $x$ 4。三刺激値、色度座標、UCS 座標、CIELAB 値および CIELUV 値を含む。	9910084300
標準、外径 1.25 インチ、4 個	認定値は 380 $\sim$ 830 nm (10 nm 単位)。	
認証済み波長と波数標準試料	PTFE 拡散反射用標準、通常反射率 99 %、 $250\sim2500~\mathrm{nm}$ の UV-VIS-NIR スペクトルで光学的に平面。 直径 $2$ インチの	
拡散反射用)	反射領域。 すべての拡散反射率データ (波長と波数、NIST に直接トレース可能) を含む。 保護カバー付きの耐久性の	9910081100
JICHA (X-33/13)	高い Delrin ホルダに収納。	
認証済み波数標準試料 (拡散反	PTFE 拡散反射用標準、通常反射率 99 %、250 $\sim$ 2500 nm の UV-VIS-NIR スペクトルで光学的に平面。 直径 2 インチの	
射用)	反射領域。すべての拡散反射率データ (波数、	9910081000
	NIST に直接トレース可能) を含む。 保護カバー付きの耐久性の高い Delrin ホルダに収納。	
JSP 要件に対応して UV 機器の	0.006 % 重クロム酸カリウムと過塩素酸ブランクおよび 0.5、0.7、1.0 Abs の減光フィルタ、測光精度テスト用を含む。	
証を得るための認証済み参照 また、波長精度テスト用に 10 % 過塩素酸中に 4 % の過塩素酸ホルミウムも含む。各溶液は石英キュベットに密封。		190034200
標準	各溶液/フィルタの NIST トレーサビリティのある校正証明書を含む。	
認定済み減光標準、3個セット	測光精度の確認に必要な減光ガラスフィルタ、3個セット(0.5、0.7、1.0 Abs)。NIST にトレース可能。	190032100



Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計

# Agilent Cary Eclipse 蛍光分光光度計

アジレントの蛍光分光光度計用に、高速フィルタアクセサリ、固体サンプルホルダ、96 および 384 ウェ ルマイクロプレート、光ファイバプローブ、カップラなど、幅広いアクセサリと消耗品を取り揃えています。

# 蛍光アクセサリ用キットおよび消耗品

# 高速フィルタアクセサリ



Ca<sup>++</sup> 測定用 Fura-2 フィルタ、7910043800

高速フィルタアクセサリは、レシオメトリック蛍光プローブを使用して高速細胞内イオン移動を測定する ために、Cary Eclipse をフィルタベースの機器にすばやく適合させます。そのような測定は、高速スキャニ ングモノクロメータでは測定できない高速の反応を示すプロセスで使用されます。フルオロフォアに適 したバンドパスフィルタを高速フィルタアクセサリに取り付ける必要があります。アジレントは、カルシ ウム結合染料の測定に適したフィルタペア Fura-2 と Indo-1 を提供しています。フィルタの直径は 25 mm で、黒色の陽極酸化処理を施したアルミニウムリングに取り付けられています。

#### 蛍光アクセサリ用キットおよび消耗品



Ca<sup>++</sup> 測定用 Indo-1 フィルタ、7910043900

品名	部品番号
Ca <sup>++</sup> 測定用 Fura-2 フィルタ (340 および 380 nm バンドパスフィルタ、20 nm SBW)、 高速フィルタアクセサリが必要	7910043800
Ca <sup>++</sup> 測定用 Indo-1 フィルタ (405 および495 nm バンドパスフィルタ、20 nm SBW)、 高速フィルタアクセサリが必要	7910043900

# Cary Eclipse 蛍光アクセサリ用消耗品

品名	説明	部品番号	
 固体サンプルホルダアクセサリ消耗品	1		
	固体サンプルホルダアクセサリで使用します。 光学フィル		
	タや、標準の固体サンプルホルダキットでは取り付けでき		
エッジマウントサンプルホルダ	ないサンプルなどの、光学コンポーネントの測定が可能で	9910102900	
エッシャワンドリンブルがルタ	す。内容: 調整可能なサンプルクランププレート、追加のサ	9910102900	
	ンプルブラケット x 2、スライドブラケット、ボールドライバ、		
	位置決めネジ (各 4 個)		
	固体サンプルホルダアクセサリで使用します。 粉末やさま		
	ざまな小型結晶、宝石、および岩石を測定できます。内容:		
粉末用セルおよび単結晶ホルダ	マウントブラケット、位置決めネジ (各 4 個)、円筒型粉末	9910103000	
	ホルダシェルおよび粉末ホルダの蓋、サンプルカップ (各 2		
	個)、シリカディスク、クリスタルホルダブラケット		
	従来のキュベットに入れた液体サンプルの測定が可能で		
	す。内容: 標準の 10 mm 光路長キュベット用キュベットホ		
	ルダ、キュベットホルダを固体サンプルホルダマウントプ	9910103100	
キュベットサンプルホルダ	レートに固定するための取り付けネジ (各 2 個)。 さまざま	3310103100	
	な角度に分散するサンプルや吸光度の高いサンプル向け		
	にキュベットの正面で柔軟に測定できます。		
温度プローブアクセサリ消耗品			
	内寸 10 x 10 mm の角型キュベット用角型エンドプローブ		
プローブホルダ	2個、内寸 10 x 9.5 mm の角型キュベット用標準エンド	9910066800	
	プローブ 2 個		
プローブホルダ、テーパエンド	ミクロセルでの使用に適したテーパエンドプローブ (4個)	9910066900	
	プローブをサンプルコンパートメント内部に取り付ける	110381100	
フローノ かルダ 用処 技 ツート (粒)	場合に必要	110301100	
プローブホルダ用延長リード (長)	プローブをサンプルコンパートメント外部に取り付ける	110380500	
ノロ ノバルノ川を区ノ (区)	場合に必要		



Cary Eclipse 固体サンプルホルダ

# カスタムアクセサリ用ベースプレート

このベースプレートには、位置決め穴と、ほとんどの Eclipse アクセサリに共通の Cary Eclipse 高速ロック ダウンメカニズムが組み込まれています。Eclipse 試料室にカスタムアクセサリを取り付けるために使用 できます。

品名	部品番号
カスタムアクセサリ用ベースプレート、蛍光用	210167490



カスタムアクセサリ用ベースプレート、 蛍光用、210167490

# 蛍光分析用キュベットおよびフローセル

角型セルは、最も広く使用されているタイプのセルです。アジレントでは、標準セルをはじめ、標準セル と同じ光路長で容量約40%のサブミクロセルや、容量約20%のミクロセルなどを提供しています。標 準の 10 mm キュベットホルダに直接セット可能な低容量の三角形セルもあります。 ミクロセルキュベッ トは、サンプル量が少ない場合に最適です。ここに示すすべてのキュベットには、Cary Eclipse 蛍光分光 光度計に最適な高さ(セルの底部から光軸の中心までの距離)があります。

#### キュベットおよびフローセル

セルの種類	品名	セルの素材	容量	光路長 (mm)	部品番号
フローセル	フローセル、2x2mm エミッションウィンドウ	遠紫外用石英	40 μL	10	6610023700
	蛍光セル、オープントップ、ペア	遠紫外用石英	3.5 mL	10	6610000900*
	・ 蛍光セル、ストッパ付き、ペア	遠紫外用石英	3.5 mL	10	6610001200*
	ー 蛍光セル、嫌気性	遠紫外用石英	3 mL	10	6610021400
角型	蛍光分析用セル、背面を黒塗りした 二面鏡	遠紫外用石英	3 mL	10	6610023500
	サブミクロセル、4 x 10 mm ウィンドウ	遠紫外用石英	400 μL	10	6610021500
	サブミクロセル、2 x 2 mm ウィンドウ	遠紫外用石英	40 μL	10	6610021600
	サブミクロセル、低ヘッドスペース、 ストッパ付き	遠紫外用石英	40 μL	10	6610024200
三角形	ミクロセル、ストッパ付き、正方形 ベース	遠紫外用石英	1.7 mL	10	6610021200
	ミクロセル、オープントップ、正方形 ベース	遠紫外用石英	1.7 mL	10	6610021300

<sup>\*</sup>マッチドペア

#### セルホルダおよびベース

品名	部品番号
セルホルダ、蛍光用	110664700
セルホルダベース、蛍光用	210167200

# マイクロプレート

アジレントのマイクロプレートには、ウェル間再現性を最適にする白色、バックグラウンド信号レベルを 最小にする黒色の二種類があります。どちらのタイプも、疎水性、イオン基、またはその両方を持つ中 型および大型の生体分子 (10 kDa 超) をバインドする高結合面を持ちます。 これらのマイクロプレート は、Cary Eclipse マイクロプレートリーダーアクセサリとして推奨されます。

# 96 穴マイクロプレート

表面処理	滅菌	色	入数	部品番号
高結合	No	白	10個	6610022400
高結合	No	黒	10個	6610022500
高結合	No	白	100個	6610022800
高結合	No	黒	100個	6610022900
未処理	Yes	白	10 個	6610022300



表面処理	滅菌	色	入数	部品番号
高結合	No	白	10 個	6610022600
高結合	No	黒	10 個	6610022700
高結合	No	白	50 個	6610023000
高結合	No	黒	50 個	6610023100



96 穴マイクロプレート、6610022300

# 光ファイバプローブおよびカップラ

# 光ファイバプローブおよびカップラ

品名	ノート	部品番号
Wフーノバニ ハープロ ブカップニ	SMA 906 コネクタを使用して光ファイバディッププローブを接続することができます。 プローブ取り付け	
光ファイバディッププローブカップラ	アームのスイッチから測定開始が可能なリモートリードコネクションが含まれます。	10076800
アクセサリ、蛍光用	光ファイバディッププローブ (P/N 7910043100) が必要	
	SMA 906 コネクタを使用してリモートリード光ファイバプローブを接続することができます。 リモートでの	
光ファイバカップラアクセサリ、蛍光用	サンプル測定が可能です。	10076700
	リモートリード光ファイバプローブ (P/N 7910043000) が必要	
	ステンレス製光ファイバディッププローブ。光ファイバディッププローブカプラアクセサリで使用します。	
光ファイバディッププローブ、蛍光用	プローブチップは別途注文が必要です。定量用の蛍光分析光ファイバ液体チップキットおよび固体用の	7910043100
	蛍光分析光ファイバプローブチップから選択します。	
光ファイバリモートリード 2 m プローブ、	リモートリードスイッチ付きのハンドヘルドステンレス製光ファイバプローブ。光ファイバカプラアクセサリ	
	で使用します。プローブチップは別途注文が必要です。定量用の蛍光分析光ファイバ液体チップキット	7910043000
蛍光用	および固体用の蛍光分析光ファイバプローブチップから選択します。	

# 光ファイバプローブ用チップ

品名	内訳	部品番号	
<b>サルハモロソフェノがたけて、サナ1</b>	後方散乱を最小限に抑えるために傾斜をつけた、黒色石英の底部を持つステンレス製液体プローブ	9910104500	
蛍光分析用光ファイバ液体チップキット	チップが 2 つ含まれます。 光路長 10 および 20 mm	9910104500	
<b>労火ハゼロソフェノが田仕て、プナ・・・</b>	後方散乱励起を最小限に抑えるためにサンプルに 30°の角度で光を入れるように設計された、	7010042200	
蛍光分析用光ファイバ固体チップキット	固体用ステンレス製プローブチップが含まれます。	7910043200	



光ファイバディッププローブカップラアクセサリ、 蛍光用、10076800



透過プローブおよびホルダ、10076700



光ファイバリモートリード 2 m プローブ、蛍光用、7910043000



蛍光分析用光ファイバ液体チップキット、 9910104500



蛍光分析用光ファイバ固体チップキット、 7910043200

# 標準試料および参照試料

# 標準試料および参照試料

品名	説明	部品番号
	水のラマンバンドの S/N 比測定に使用	6610021800
シール済		
シリカディフューザ、スペア		110674800
ND アッテネータ1.5 Abs、スペア		110677500
ポリマーブロック内のローダミン B		6610021900
ポリマーブロック内のユーロピウム		6610022200
三角型キュベットにシールされた	励起補正係数を測定するための飽和ローダミンB溶液入り	6610021700
ローダミンB濃縮溶液	三角セル	
石英キュベットにシールされた	エミッションモノクロメータで波長精度を測定するために	6610022100
過塩素酸中の4%の過塩素酸	使用する密閉セル。 セルホルダ P/N 110678600 が必要。	
ホロミウム	トレーサビリティと性能の証明書を含む	
過塩素酸ホロミウムキュベット用	標準セルホルダの前にキュベットを取り付けるための特殊な	110678600
セルホルダ	セルホルダ。このアクセサリは、波長精度テスト用の過塩素酸	
	ホロミウムの取り付けに使用します。この結果、標準セルホル	
	ダにディフューザを配置し、過塩素酸セルをこのセルホルダに	
	置くことができます。 過塩素酸ホロミウム溶液を使用した Cary	
	Eclipse 波長精度テストに必要です。	
蛍光サンプル、ポリマーブロック	PMMA ブロック中にアントラセン/ナフタレン、オバレン、	6610010300
中に6種類の炭化水素化合物を	p-テルフェニル、テルフェニルブタジエン、610 化合物および	
含む	ローダミンBが含まれ、4 つは 300 ~ 700 nm に広い蛍光	
	バンドを、2 つは波長キャリブレーションおよびバンドパス	
	チェック用のシャープな発光バンドが観測されます。	
 蛍光デモンストレーションキット	内容: PMMA 中のユーロピウム、ポリメットブロック中の	9910101900
	オバレン、密閉されたウォータキュベット、空の 10 x 10 mm	
	蛍光分析用キュベット	



シリカディフューザ、スペア、110674800



三角型キュベットにシールされた ローダミンB濃縮溶液、6610021700



蛍光サンプル、ポリマーブロック中に 6種類の炭化水素化合物を含む、 6610010300

Agilent Cary 670 FTIR および Cary 620 FTIR イメージングシステム

# Agilent Cary シリーズ赤外分光光度計

アジレントの定評ある Cary シリーズに、従来の UV-Vis/UV-Vis-NIR および蛍光分光光度計に加えて、ハン ドヘルド、野外、および室内用のルーチン/リサーチグレードの FTIR が追加されました。Agilent Cary FTIR 顕微鏡および FTIR 顕微イメージングシステムは、最先端の性能を誇り、最高の空間分解能と感度を提 供します。アジレントの FTIR 製品は、さまざまな固体、液体、有機/無機物質の分析、構造解析、テスト 評価に役立つように設計されています。使いやすい設計と信頼性の高い結果が得られる分析ルーチン を活用することで、生産性を確保することができます。これらの製品向けの消耗品には、乾燥剤、交換 用ウィンドウおよび光源、フィルタ、結晶、高品質な標準ポリスチレンテストフィルムなどが含まれます。



交換用乾燥剤カートリッジ、899-1794



液体窒素用ファネル、013-4422



サンプルコンパートメント用 KBr ウィンドウ アセンブリ、110834990



ウィンドウ固定リング、810207300



NIR 光源ランプ、5610136500

## Cary シリーズ赤外分光光度計用消耗品

品名	部品番号
標準ポリスチレンテストカード (未保証)	2010128000
交換用乾燥剤カートリッジ	
分光光度計の筐体内の水蒸気を吸湿するために使用します。	899-1794
インジケータの色が青からピンクに変わったら交換	
液体窒素用ファネル	013-4422
液体窒素冷却が必要な検出器 (MCT または InSb) に液体窒素を注ぐために使用	010 4422
サンプルコンパートメントフィルタキット	9910141100
内容: 12.5 %、25 %、および 50 % フィルタ	
サンプルコンパートメント用 KBr ウィンドウアセンブリ	110834990
	210228390
	810207300
ー サンプルコンパートメント用 KRS5 ウィンドウアセンブリ	110835000
	210228490
	110805990
アセンブリ光源エレメント、NIR、FTS 7000	013-3243
光源エレメント、FTIR、FTS 4060	013-3300
ー NIR 光源ランプ	5610136500

# Agilent Cary 610/620 FTIR 赤外顕微鏡消耗品

品名	部品番号
- 交換用ゲルマニウムスライド - オン ATR	099-1925-1
	099-1925-3



Agilent Cary 630 FTIR

# Agilent Cary 630 FTIR 消耗品

品名	部品番号
	G8043-67400
	G8043-67401
KBr ウィンドウ、取り外しツールおよびパージフィッティング付き	G8043-67402
ZnSe ウィンドウ、取り外しツールおよびパージフィッティング付き	G8043-67403
ダイアモンド ATR/透過サンプリングアクセサリ用ポリスチレンフィルム	G8043-67405
TumbllR/DialPath サンプリングアクセサリ用ポリスチレンフィルム	G8043-67406
ダイアモンド ATR の交換用フラットチップ	G8043-67483
ダイアモンド ATR の交換用ペレットチップ	G8043-67484



交換用赤外光源、パージフィッティング 付き、G8043-67400



KBr ウィンドウ、取り外しツールおよび パージフィッティング付き、G8043-67402

# Agilent 4200 FlexScan FTIR 消耗品

品名	部品番号
拡散反射用の金コーティングリファレンスキャップ	0023-300
	0023-301

# Agilent 4100 ExoScan FTIR 消耗品

品名	説明	部品番号
インタフェースケーブル、	内容: AC 電源および USB 用 Y インタフェースケーブル	0022 200
4100 ExoScan FTIR 用	内台. AC 电ぶのよび USD 用 T 1 フタフェースケーフル	0023-200

# オイル分析用 Agilent 4500 FTIR

• • • • • • •		
 品名	説明	部品番号
界面活性剤キット、ウォーターインオイル	内容: 混合界面活性剤 1/2 ガロン、ピペットおよび チップ、サンプルシリンジ、バイアル、手順書	0020-900
界面活性剤リフィルキット、 ウォーターインオイル	内容: 混合界面活性剤 1/2 ガロン	0020-901
検出キット、オイルインウォーター	オイルインウォーターメソッドの実行に必要な ハードウェア。 内容: ろ過装置、鉗子、フィルタ、ピペットチップ、 オイルスタビライザ	0020-903
リフィルキット、オイルインウォーター	内容: フィルタおよびオイルスタビライザ	0020-904
バイオディーゼル参照標準キット	4500/5500 シリーズのディーゼル中のバイオディーゼルの測定メソッド用の標準液内容: 3 個の標準液キット (12 セット) - ブランク、0.05%、および 0.5% のバイオディーゼル (ディーゼル中)、保存期間 2 年	0020-905

# Agilent 4300 ハンドヘルド FTIR システム消耗品

品名	部品番号
リファレンスキャップ、金、未精製、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67560
リファレンスキャップ、ミラー、ステンレス、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67562
リファレンスキャップ、拡散、未精製、Agilent 4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67563
リファレンスキャップ、ミラー、金、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67564
リファレンスサンプル、ポリスチレン、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67300
レトロリフレクター、水銀カドミウムテルル (MCT)、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67610
レトロリフレクター、重水素化硫酸トリグリシン (DTGS)、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8181-67611



4300 ハンドヘルド FTIR

# ハンドヘルド FTIR システム用交換用バッテリおよび電源

品名	部品番号
ハンドヘルド PC 用バッテリ Agilent 4100 ExoScan、4200 FlexScan、4500 シリーズポータブル FTIR システムで使用	800-2004
リチウムイオンバッテリ Agilent 4100 ExoScan および 4200 FlexScan FTIR システムで使用	800-2005
交換バッテリ、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67147
バッテリ充電器、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67000
電源、15 V DC、4300 ハンドヘルド FTIR 用	G8180-67135



ポリスチレンテストフィルム (NIST 証明書付き)、 925-0128

# FTIR 標準

品名	説明	部品番号
ポリスチレンテストフィルム (NIST 証明書付き)	ユニバーサルスライドマウントにセット可能な2x4インチの	
	カードストックホルダに保持された 2 枚のポリスチレンテスト	925-0128
	フィルム。NIST 1921b に準拠した証明書を含む	
KBr 粉末、分光測定		HARRICK-KBR-100
グレード、100 g		HANNICK-KDN-100

# Agilent オイルアナライザ消耗品

品名	説明	部品番号
24 ボトルオートサンプララック	直径2インチまでのボトルを3行x8列配置で 保持	697-5392-1
40 ボトルオートサンプララック	最大直径 1 5/8 インチまでのボトルを 4 行 x 10 列配置で保持	697-5392-2
- 55 ボトルオートサンプララック	最大直径 1 1/16 インチまでのボトルを 5 行 x 11 列配置で保持	697-5392-3
交換用 ZnSe サンプルセルアセンブリ		013-5353
ポリスチレンカード		884-2829
ロードが容易な交換用ポンプヘッド		899-1599
ポンプチューブ、FPM フルオロエラストマ ポリマー		815-0631
Tygonチューブ		815-0639
PTFE チューブ		815-0616
オイルアナライザ用ツール/部品	内容: ステンレス製 400 メッシュフィルタ x 2、 長さ 2 フィートの 3/32 x 5/32 インチ PTFE チューブ、長さ 2 フィートの FPM ポンプ チューブ、長さ 4 フィートの Tygon フューエル チューブ、洗浄ボトル、容量 1 ガロンのプラス チック製ボトル x 3、内径 3/8 インチ FPM 0-リン グ x 2、フィルタホルダおよびプローブフィッティ ング用レンチ	013-4825-1
オイルサンプルセルのバイパスバルブアセンブリ、 FTIR オイルサンプリングアクセサリ用		K8045-60000



交換用 ZnSe サンプルセルアセンブリ、 013-5353



FPM フルオロエラストマポリマーポンプ チューブ、815-0631

# 40年以上にわたり、アジレントは革新を続けてきました。

お客様の分析をサポートするために、アジレントは研究と開発を続け、次のような革新的な技術を発展させてきました。

- ・より不活性度の高いサンプル流路を確保し、高いカラム間再現性を持つ新しい GC カラム
- ・条件の厳しいアプリケーションでも必要な感度と信頼性を達成する、**種類豊富な LC カラム**
- ・信頼性の高い抽出と濃縮を可能にする最先端のサンプル前処理製品
- ・対象化合物と未知化合物を同定/確認するための原子分光分析ソリューション

長年にわたり、アジレントはお客様の要求にお応えするための技術や製品を開発してきました。変化し続けるお客様のニーズと、 より高い分析への要求に応えるため、さらに充実したソリューションを提供いたします。

# 化学分析ソリューション



#### 食品

食品の残留農薬スクリーニングから、病原体の迅速な同定ま で、食品生産、輸出入、規制にかかわるさまざまな分析ニー ズに対応します。使いやすいアナライザや最新のスクリーニ ングライブラリにより、堅牢で信頼性の高いメソッドをすばや く開発できます。アジレントのトップクラスのガスクロマトグ ラフィーおよび質量分析システムは、食品試験の分野におい てその用途を広げています。



# 法医学

法医学的調査のための毒物試験、競技者のドーピングのス クリーニング、麻薬のサンプル分析、事件現場での爆発性 残留物の調査、そのいずれにおいても装置の精度が生命や 人生を左右します。アジレントは、数千種類もの物質の同 定、確認、および定量を実行できる包括的なワークステー ションソリューションのポートフォリオにより業界をリードし ています。



## 環境

アジレントでは、40年以上にわたって環境試験と法規制対 応に関する技術を提供してきました。土壌中の重金属分析か ら、ppt レベルの低濃度で地下水に含まれる医薬品の検出ま で、幅広い分析範囲をカバーします。



#### ラボインフォマティクス

データを生成および格納する方法は、ラボの効率に大きく影 響しますアジレントは、お客様のワークフローやアーキテク チャに基づく機能豊富なソフトウェア製品を幅広く提供して います。OpenLAB は、装置やローカルデータシステムの統一 化が可能で、高い拡張性により、投資を有効に活用できます。 アジレントは、データの収集、解析、管理までの各ステップで、 より高い価値を提供することを約束します。



# エネルギーと化学

アジレントは、プロセス産業のニーズに合致した、分離シス テム、検出装置、スループット、サポートを提供します。シス テムやアナライザをカスタマイズし、納品後すぐに使える状態 でお届けすることも可能です。原油、天然ガス、および精製 から特殊化学品または代替燃料の分野に対し、アジレントは 業界の厳しい品質要件を満たすと同時に、エネルギーおよび 化学ラボの品質、安全性、および収益性を向上する最新の 技術とソリューションを提供します。アジレントは、絶えず進 化を続け、業界標準となる ASTM コラボレーションをリードし ています。



#### マテリアルサイエンス


アジレントでは、先進的な物質の研究、製造、および試験 に使用される機器のポートフォリオを新たに拡張しました。 原子吸光分光法、分子分光法、クロマトグラフィー、X線回 折装置用のツールは、いずれも物質科学の進歩を支えてい

# ライフサイエンスソリューション



#### バイオファーマ

バイオ医薬品製剤は健康促進のための大きな可能性を秘め ており、これまでに経験のない医学上のニーズに対応するた めに治療用タンパク質および抗体の数は増え続けています。 疾病の研究から QA/QC および製造まで、アジレントは、開発 のすべての段階で治療法を市場に送り出すための研究をお 手伝いします。アジレントの製品ファミリは、生物製剤のワー クフローにおいて、研究、発見、および開発の原動力として シームレスに連動します。アジレントは、逆相、サイズ排除、 イオン交換、およびアフィニティクロマトグラフィーなど、さま ざまなカラムを取り揃え、生体分子の完全な特性分析をサ ポートします。また、バイオイナート消耗品は、生体分離に 最適化されたフローの構築を可能にします。

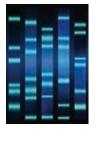

#### ゲノミクス

アジレントは、遺伝子関連疾病の研究で使用されるマイク ロアレイ、スキャナ、NGS 試薬における世界的なサプライヤ です。SureSelect および HaloPlex Target Enrichment システムは この分野での実質的な標準であり、次世代シーケンス研究 を簡素化するシステムです。幅広いカタログ CGH および遺 伝子発現マイクロアレイに加え、無償のオンラインツール SureDesign で設計したカスタムアレイを作製する先進のサー ビスも提供しています。アジレントのマイクロアレイは、高感 度で選択性が高い 60-mer プローブを搭載しています。1 スラ イドあたり最大8つのアレイをプリントできるため、1サンプ ルあたりのコストを抑えることができます。



#### 医薬品

新薬候補物質の評価、効能の確認、開発および製造時の安 全性およびコンプライアンスの保証のための効率的なプロセ スが必要とされています。アジレントは、すべてのラボで、ま た世界規模でコンプライアンスの信頼性と再現性を保証する ために、長年にわたり医薬品企業と協力してきました。アジ レントの医薬品ソリューションは、自動サンプル前処理、業 界をリードする U/HPLC システム、幅広い高速 LC カラムファミ リ、オープンアクセス LC/MS、分光分析、および自動溶出試 験製品により、製品ライフサイクルのすべての段階で高いス ループットを提供します。LC 消耗品やランプなどの幅広い製 品ファミリは、すべての分析の最適化に役立ち、ラボの生産 性をさらに向上させます。



## ライフサイエンスインフォマティクス

アジレントは機器の品揃えを充実させるとともに、複雑なゲ ノム、プロテオミクス、メタボロミクスなどの生物学的データ を理解するためのバイオインフォマティクスソフトウェアも幅 広く提供しています。SureCall および CytoGenomics ソフトウェ アは NGS および aCGH データを分析します。GeneSpring ス イートは、複雑なデータセットを比較して複数の視点から生 物学上の疑問を解決するために役立つ、マルチオミックス分 析および視覚化機能を提供します。GeneSpring スイートには、 マイクロアレイに基づく遺伝子発現およびジェノタイピング データのための GX モジュール、パスウェイ解析およびマルチ オミック分析のための PA モジュール、およびプロテオミクス およびメタボロミクス分析の質量分析データを解析する MPP ソフトウェアがあります。



# プロテオミクス

プロテオミクスは、タンパク質同定、翻訳後修飾はもちろん、 インタクトプロテイン、糖タンパク質、リン酸化タンパク質な どの分析から糖鎖の構造解析、バイオマーカー探索、タン パク・ペプチド定量など、多岐に渡ります。アジレントでは、 HPLC-chip をはじめとする分離技術や、LC/MS、MassHunter Bio Confirm、GeneSpringMS などのソフトウェアや統計ツール、 アフィニティカラム、OFFGEL 分画装置を提供しています。プ ロテオミクスのワークフローにマッチした包括的ソリューショ ンを提供します。



# ラボオートメーション

スループットの向上とラボの自動化に対する需要は急激な高 まりを見せています。このニーズにお応えするため、アジレン トはラボ自動化関連の製品群を大幅に拡張しました。アジレ ントのリキッドハンドリング装置とマイクロプレートハンドリ ング製品は、ライフサイエンスワークフローを簡素化するよ うに設計されています。また、LC、GC、LC/MS、およびGC/MS 用のオートサンプラを継続的にアップグレードして機能を追 加し、速度を向上させることで、高度な機器性能を実現して います。



#### メタボロミクス

メタボロミクスは、ゲノミクスやトランスクリプトミクス、プロ テオミクスとは異なる補完的な方法で生体系を理解し、分 析サンプルの有効性を立証および確認することができます。 代謝物内の分子は絶えず変化するため、速度、精度に優れ た強力な解析機能が求められます。アジレントの GC、LC、 NMR、および MS 製品は、バイオインフォマティクス製品、カ スタマイズ可能な LC/MS 用の METLIN 代謝物データベース、 業界初の商用 GC/MS リテンションタイムロッキング代謝物ラ イブラリなどとあわせて、メタボロミクスにおけるニーズに対 応します。



# 真空テクノロジー

高エネルギー物理学の実験からナノ技術用のシステム開発 まで、お客様のニーズに応える真空ソリューションを提案し ます。アジレントの質量分析機器に加え、他社メーカーの質 量分析機器でも使用される真空システムを製造しています。 アジレントの真空技術は、ヒッグス粒子の検出に使用され た CERN の大型ハドロン衝突型加速器により実証されていま

# 本来の業務に専念するために、他の業務はアジレントの サポート/サービスにお任せください。

アジレントは、40年以上に渡り、お客様に信頼性の高い機器を提供し、そのサポートサービスやメンテナンスを行ってきました。ラボの生産性向上に尽力する経験豊かなサービスエンジニアとグローバルなネットワークにより、アジレントはお客様の投資の価値を高め、保護します。

# Agilent CrossLab サービスプラン

# アジレント機器を支える最高のサービスをご用意しました。

必要とされるサポートレベルを選択できる、柔軟性の高いサービスプランを取り揃えました。

- Agilent CrossLab ゴールド 機器稼働率と生産性を最大限に引き上げるための最優先プラン
- Agilent CrossLab シルバー ラボの生産性を最適化するためのプラン
- Agilent CrossLab ブロンズ 厳しいコスト管理にも対応できるプラン


アジレントのサービスプランには、リアルタイムのリモートモニタリングと診断を行う Agilent リモートアドバイザーが含まれます。インターネット接続を通じて、アジレントのサポートサービス担当に情報を安全に送信します。アセットレポートの受け取り、問題を未然に防ぐ電子メール警報設定など、機器稼働時間の最大化とラボワークフローの最適化により、ラボの生産性向上を支えます。

# Agilent コンプライアンスサービス

#### 最も厳しい要件を満たす機器適格性評価

エンタープライズエディションのコンプライアンスサービスは、ラボ全体の適格性評価コンプライアンス 対応を簡素化します。このサービスは、規制に準拠することが求められているラボで世界的に使用され ています。エンタープライズエディションでは以下のことが可能になります。

- プラットフォーム全体にわたりプロトコルを自動化することで定性効率を向上し、ラボの生産性アップと規制対応リスクを低減
- 使用機器すべてで動作する堅牢なテスト設計を用いたコンプライアンス作業全体の標準化
- ・ユーザー独自の要件に基づくテストの追加、削除、再設定
- 書式が統一され、コンピュータで生成された不正防止レポートによる確認時間の大幅短縮

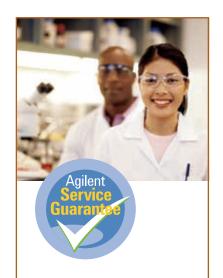

#### 一歩進んだアジレントサービス保証

アジレントサービス契約の対象期間中に契約対象機器のサービスが必要な場合、修理または機器の無償交換を保証します。ラボを最高の効率で稼働し続けるため、他のメーカーに先行した高いレベルのサポートサービスを提供します。

# アジレントのトレーニングとコンサルティングサービス

# 充実したトレーニングとサポート


アジレントの専門エンジニアが提供する、充実したトレーニングやコンサルティングをご活用ください。 毎日のラボ業務に役立つプログラムを用意しています。

- 機器操作、トラブルシューティング、メンテナンスについてのトレーニング
- お客様のラボ独自のニーズを満たす、カスタマイズされたコンサルティングサービス

# アジレントバリュープロミス - 10 年間保証された価値

絶えず進化する製品ラインナップに加え、アジレントは業界で類のない10年価値保証を提供します。ア ジレント・バリュー・プロミスでは、ご購入から10年間、機器の性能と価値を保証し、アップグレード の際には残存価値に見合った導入プランを提案します。アジレントは、導入時だけでなく、将来にわたっ て投資が価値あるものと確信していただけるよう努めています。

詳細情報は、ウェブサイト www.agilent.com/chem/jp をご覧いただくか、アジレントサービスまたは 販売店にお問い合わせください。

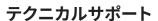

ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション、機器の修理、またはトラブルシューティングに関して質 問がございますか? アジレントの技術者がお客様のご質問にお答えします。 豊富な分析経験を持つテク ニカルサポート担当者が、その知識と経験をご提供します。

本カタログ記載の製品に関するご質問は、担当営業またはアジレントの販売店にお問い合わせくださ い。ホームページでも役立つ情報を提供しています。



# 詳細情報

#### www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

- ・専門家による技術サポートについては、アジレント担当営業または販売店までお問い合わせ ください。
- ・販売と製品に関するサポートが必要な場合は、カストマコンタクトセンタ (0120-477-111) まで お電話でお問い合わせください。
- ・メールでのお問い合わせ先は、email japan@agilent.com です。





Cross Lab

「見えない価値」を「目に見える成果」へ

世界中のあらゆるラボ、あらゆる場面で。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email\_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、 医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。 本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに 変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2018

Printed in Japan, June 2018

5001 5455 IA IP

